



Рис. 1-7 Стойка с растворами

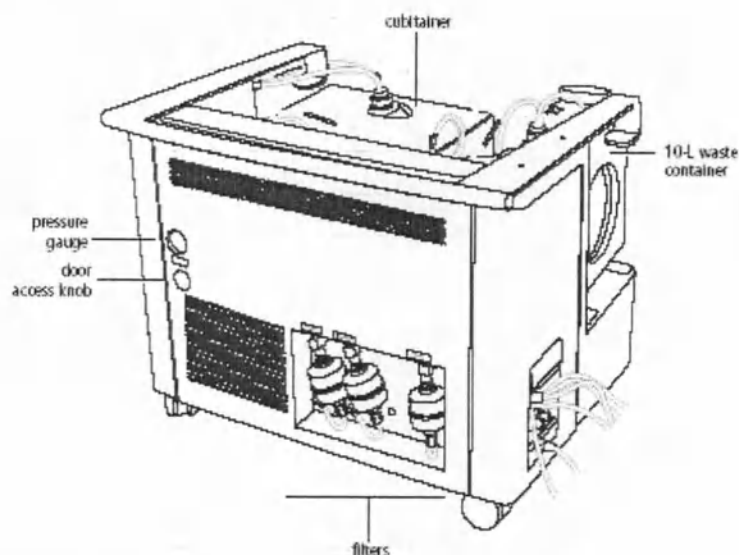

Контейнеры и порты

Стойка с растворами вмещает один 10-L сливной контейнер, один 20-L BD FACSTFlow™ кубитейнер и два 5-L вспомогательных контейнера с промывочной жидкостью (рис. 1-8). Используйте сливной контейнер, входящий в состав системы; не заменяйте его другими контейнерами.

Рис. 1-8 Контейнеры и порты стойки с растворами

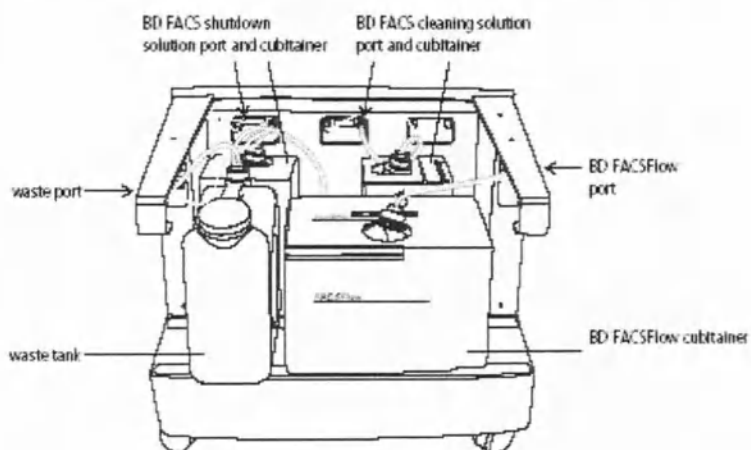

Каждый раствор имеет его собственный невзаимозаменяемый порт с подключенным детектором уровня. Оповещение об уровне жидкости производится программным обеспечением BD FACSDiva.

Отключение

Чтобы выключить стойку с растворами (и проточный цитофлуориметр также) нажмите основную кнопку включения проточного цитофлуориметра. Во время отключения стойки с растворами. Вы должны услышать шипение, и из насоса может вытечь небольшое количество конденсата.