

УТВЕРЖДЕНА

«УТВЕРЖДАЮ»

Приказом Росздравнадзора

от _____ 20 ____ г. № _____

Генеральный директор
ФГУП «НПО «Микроген»

Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации

В. Ф. Руденко

_____ 2013 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов «Питательная среда 199 жидкая»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Набор реагентов «Питательная среда 199 жидкая» предназначен для использования в качестве ростостимулирующего компонента питательных сред для выращивания культур клеток.

1.2. Выпускается по 450 мл в стеклянных бутылках.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

2.1. Принцип метода.

Питательная среда для выращивания культур клеток.

2.2. Состав набора.

Набор реагентов представляет собой растворенную в дистиллированной воде смесь неорганических солей, аминокислот, витаминов, глюкозы и индикатора фенолового красного, простерилизованную фильтрованием через систему мембранных фильтров с конечным размером пор не более 0,22 мкм.

3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА

Среда должна обладать ростостимулирующей активностью со сроком формирования монослоя на 3-4 сутки с индексом пролиферации после пятого пассажа не менее 4.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Соблюдение «Правил устройства, техники безопасности производственной санитарии, противозидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения» (Москва, 1981 г.).

5. ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАГЕНТЫ

- Термостат, обеспечивающий температуру $(36 \pm 1) ^\circ\text{C}$
- Флаконы (культуральные сосуды)

6. АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ПРОБЫ

Объекты исследований в клинической вирусологии.

7. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

Набор реагентов «Питательная среда 199 жидкая» готов к применению. Работу проводят в асептических условиях.

8. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА.

Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение настоящей Инструкции по применению.

Хранить в герметично закрытых бутылках в защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 $^\circ\text{C}$.

Транспортирование при температуре от 2 до 8 $^\circ\text{C}$ всеми видами крытого транспорта. Замораживание не допускается.

Срок годности - 1 год со дня изготовления. Набор реагентов «Питательная среда 199 жидкая» с истекшим сроком годности использованию не подлежит.

5).

Итого, пронумеровано и
скреплено печатью

3 листа



ДИРЕКТОР
МИКРОГЕН
В. Ф. ДУДЕНКО