

- Рукоятка регулировки усилия крышки – предназначена для регулировки усилия крышки и герметизации блока при проведении реакции
- Индикатор статуса – загорается для индикации работы блока

На рисунке 3 показаны компоненты модуля для проведения реакций с 96 ячейками для быстрого смешивания.

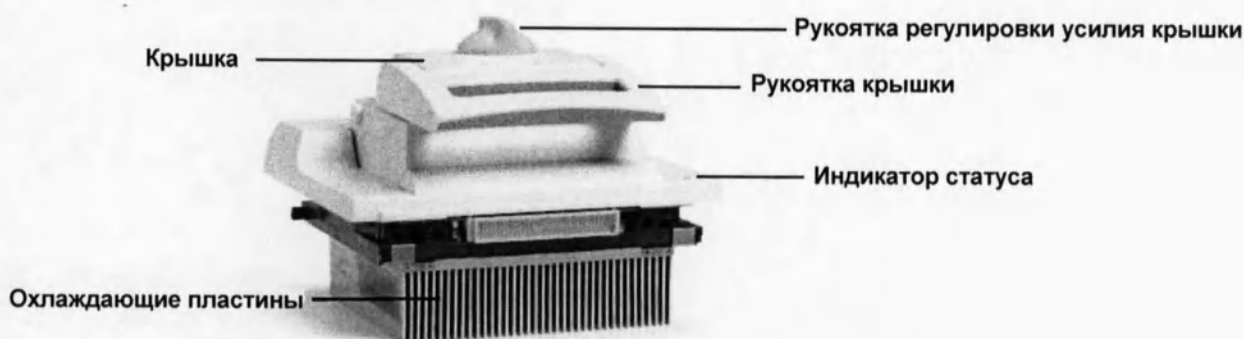


Рисунок 3. Компоненты модуля для проведения реакций.

Настройка термоциклера серии C1000 Touch

Комплект термоциклера серии C1000 Touch включает:

- Основной блок термоциклера серии C1000 Touch
- Сетевой шнур
- 1 USB флеш-диск
- Руководство по эксплуатации
- Краткое руководство по установке системы

Модули для проведения реакций, предназначенные для использования с термоциклером серии C1000 Touch, поставляются в отдельной упаковке. Удалите весь упаковочный материал и храните его для использования в будущем. Если какая-либо деталь отсутствует или повреждена, обратитесь в ваше региональное представительство компании Bio-Rad.

Установите основной блок термоциклера серии C1000 Touch на ровной, сухой поверхности с достаточным потоком холодного воздуха, обеспечивающим его нормальную работу.

Данный прибор может работать в двух режимах: автономный режим и режим работы под управлением программы CFX Manager™ версии 2.1 или следующих версий. При эксплуатации прибора в режиме управления с помощью программного обеспечения убедитесь в том, что во время настройки имеется достаточно места для компьютера.

Для установки модуля для проведения реакций в отсек для модулей основного блока термоциклера выполните следующие действия:

1. Переместите запорную планку в нижнее положение, установите рукоятку крышки так, чтобы она была направлена вперед, а затем вставьте модуль для проведения реакций в отсек для модуля (рис. 4). Оставьте 1-2 см пространства перед модулем.

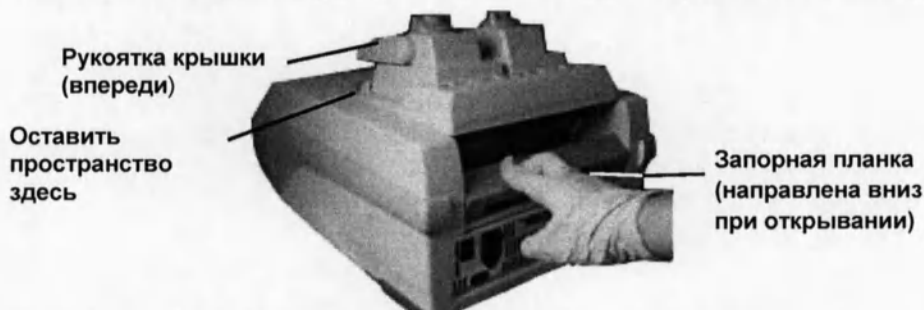


Рисунок 4. Установка модуля для проведения реакций в отсек.