

**«Микроскопы медицинские «БИОМЕД» шести исполнений:
«БИОМЕД 1», «БИОМЕД 2», «БИОМЕД 3», «БИОМЕД 4»,
«БИОМЕД 5», «БИОМЕД 6»**

ПАСПОРТА

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества микроскопов БИОМЕД-1 требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ40.14466.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Датой начала эксплуатации являются: отметка в паспорте организации-продавца, акт ввода в эксплуатацию с приложением копии приказа о вводе в эксплуатацию и копии счёта-фактуры организации-продавца. За неимением вышеперечисленных документов датой начала гарантийного срока будет являться дата приёмки изготовителя.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться по адресу: 194355, Санкт-Петербург, пр Просвещения дом 7, корп. 3
ООО «Биомед», тел./ факс (812) 597-35-80, 635-65-84.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте упаковку изготовителя до окончания гарантийного срока. Микроскопы принимаются в гарантийный ремонт только в заводской упаковке.

Свидетельство о приемке

Микроскоп БИОМЕД-1 изготовлен и принят в соответствии с требованиями, предусмотренными технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Представитель ОТК _____

Идентификационный ярлык

Дата продажи _____

М.П.

Микроскоп БИОМЕД -1

Технический паспорт
и гарантии изготовителя

Санкт-Петербург

Назначение

Микроскопы БИОМЕД -I предназначен для наблюдения препаратов в проходящем свете. Применяем в различных областях исследовательской деятельности: в медицине, биологии, экологии, в различных диагностических лабораториях, лабораториях СЭС и ветеринарии, в различных областях техники, а также в учебных целях.


Технические характеристики микроскопа

- увеличение микроскопа.....от 40х до 640х;
- объективы..... 4х, 10х, 40х; (100х)*
- окуляры..... 10х, 16х;
- конденсор..... дисковая диафрагма, апертура: Ø2, Ø3, Ø6, Ø12, Ø16;
- осветитель.....зеркальный рефлектор. (эл. лампа 20 ватт);
- вес2,5 кг;
- габариты (Д, Ш, В).....210×135×310 мм.

Стандартная комплектация микроскопа

		БИОМЕД -I		БИОМЕД -II	
		А	Б	А	Б
Объективы	4х	•	•	•	•
	10х	•	•	•	•
	40х	•	•	•	•
	100х			(•)*	(•)*
Окуляры	WF 10х	•	•	•	•
	WF16х	•	•	•	•
Револьверная головка	на три объектива	•	•	•	•
Конденсор	дисковая диафрагма	•	•	•	•
Осветитель съёмный	зеркальный рефлектор	•	•	•	•
	220 вольт/20ватт или 42 вольта/ 20ватт		•		•

Устройство и внешний вид микроскопа

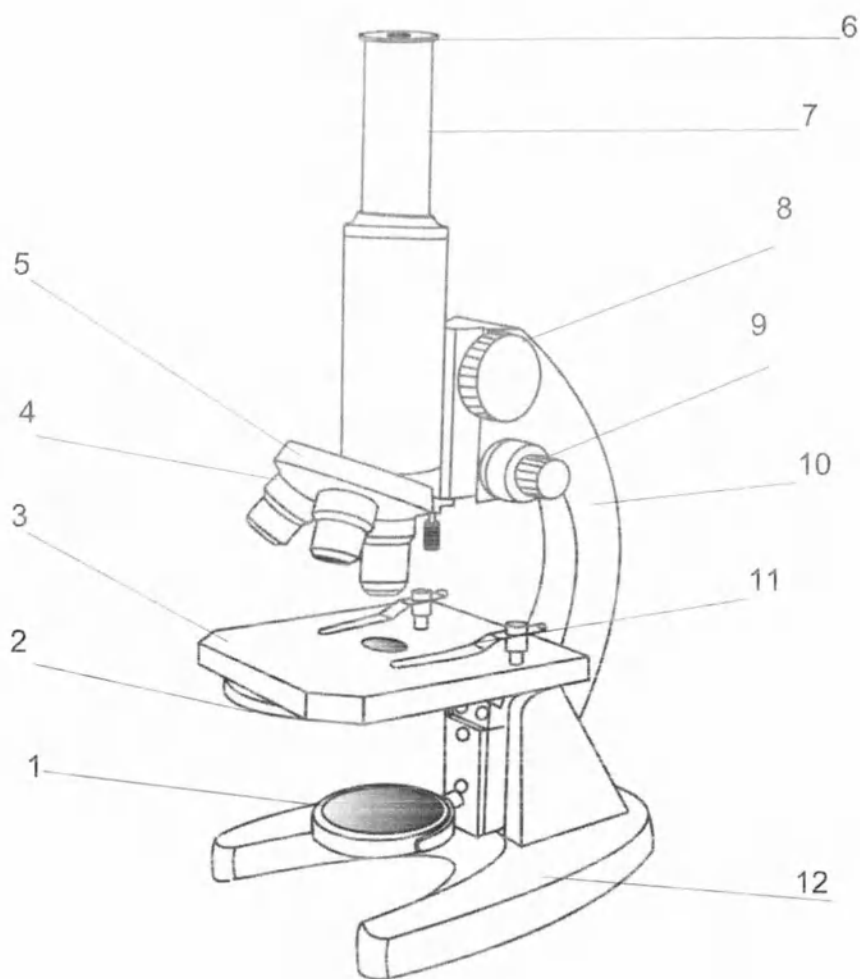

1—зеркальный осветитель, 2—дисковая диафрагма, 3—предметный столик, 4—объективы, 5—револьверная головка, 6—окуляр, 7—окулярная трубка, 8—ручка грубой настройки, 9—ручка точной настройки, 10— штатив, 11—держатели препарата, 12— основание.

Работа с иммерсионными объективами

При работе с объективом с масляной иммерсией (100х МИ) необходимо предварительно нанести стеклянной палочкой на фронтальную линзу объектива и на препарат по капле иммерсионного масла из комплекта микроскопа.

ВНИМАНИЕ! Нельзя применять взамен иммерсионного масла суррогаты, так как это может значительно ухудшить качество изображения. После нанесения иммерсии на фронтальную линзу объектива и на препарат поднять предметный столик, используя рукоятку грубой фокусировки до соприкосновения капель иммерсии. Добиться резкого изображения поверхности исследуемого препарата с помощью тонкой фокусировки.

После окончания работы с иммерсионным объективом снять с фронтальной линзы объектива и препарата иммерсионную жидкость чистой тряпочкой или фильтровальной бумагой, протереть его загрязнённые поверхности ватой навёрнутой на деревянную палочку и слегка смоченной спиртовой смесью или эфиром.

ВНИМАНИЕ! При чистке нельзя надавливать на фронтальную линзу.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества микроскопа БИОМЕД -2 требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ40.С18347.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Датой начала эксплуатации являются: отметка в паспорте организации-продавца, акт ввода в эксплуатацию с приложением копии приказа о вводе в эксплуатацию и копии счёта-фактуры организации-продавца. За неимением вышеперечисленных документов датой начала гарантийного срока будет являться дата приёмки изготовителя.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться по адресу: 197183, Санкт-Петербург, пр. Просвещения дом 7 корпус 3

ООО «Биомед», тел./ факс (812) 635-65-84; 597-35-80

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте упаковку изготовителя до окончания гарантийного срока. Микроскопы принимаются в гарантийный ремонт только в заводской упаковке.

Свидетельство о приеме

Микроскоп БИОМЕД-2 изготовлен и принят в соответствии с требованиями, предусмотренными технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Инициализированный
архив

Представитель ОТК _____

М.П.

Дата упаковки _____

Микроскоп БИОМЕД -2

Технический паспорт
и гарантии изготовителя

Санкт-Петербург

Назначение

Микроскоп БИОМЕД -2 предназначен для наблюдения препаратов в проходящем свете. Применяется в различных областях исследовательской деятельности: в медицине, биологии, экологии, в различных диагностических лабораториях, лабораториях СЭС и ветеринарии, в различных областях науки и техники, а также в учебных целях.

Технические характеристики микроскопа


- увеличение микроскопа.....от 40х до 1000х; (до 1600х)*
- объективы..... 4х, 10х, 40х, 100х ми;
- окуляры.....10х, (16х)*
- конденсор.....системы Аббе с ирисовой диафрагмой;
- осветитель.....220 вольт/20 ватт;
- вес3 кг;
- габариты (Д, Ш, В).....140×190×330 мм.

Стандартная комплектация микроскопа

Объективы	4х	•
	10х	•
	40х	•
	100х ми	•
Окуляры	WF10х	•
Револьверная головка на четыре объектива		•
Конденсор Аббе со сменными светотофильтрами		•
Осветитель 220 вольт/20 ватт		•

*Увеличение до 1600х – дополнительная опция, при заказе изделие комплектуется окуляром 16х.

Устройство и внешний вид микроскопа

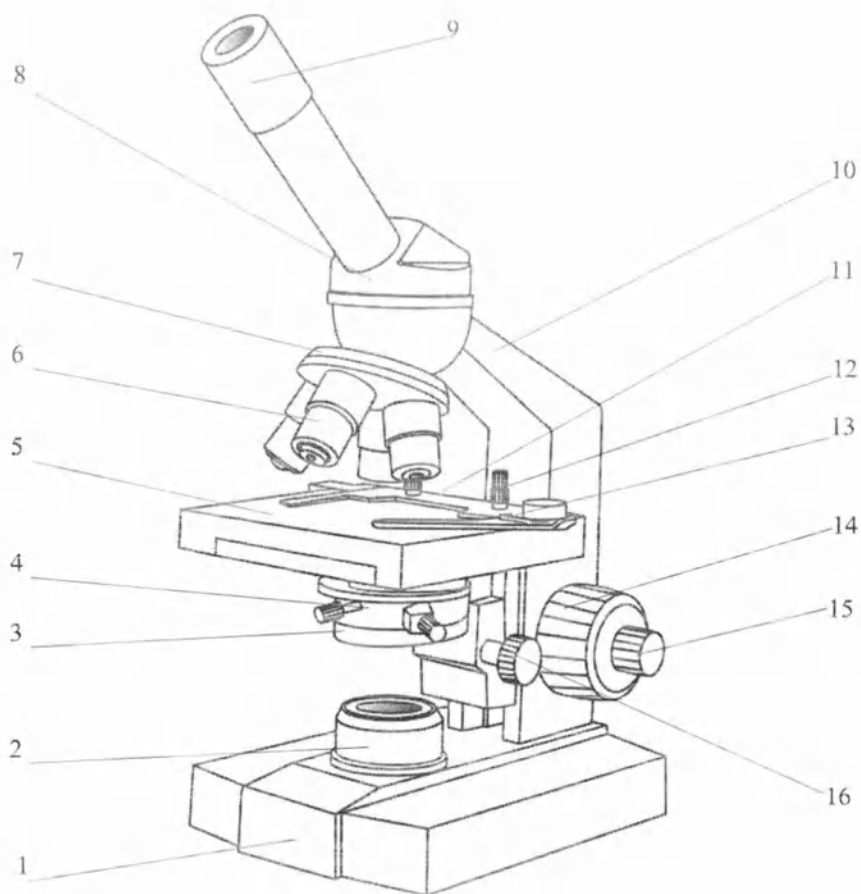

1—основание, 2—осветитель, 3—светофильтр, 4—конденсор Аббе, 5—предметный столик, 6—объективы, 7—револьверная головка, 8—монокулярная насадка, 9—окуляр, 10—штатив, 11—измерительный винт, 12—ограничительный винт, 13—держатель препарата, 14—ручка грубой настройки, 15—ручка точной настройки, 16—рукоятка перемещения конденсора.

Работа с иммерсионными объективами

При работе с объективом с масляной иммерсией (100х МИ) необходимо предварительно нанести стеклянной палочкой на фронтальную линзу объектива и на препарат по капле иммерсионного масла из комплекта микроскопа.

ВНИМАНИЕ! Нельзя применять взамен иммерсионного масла суррогаты, так как это может значительно ухудшить качество изображения.

После нанесения иммерсии на фронтальную линзу объектива и на препарат, поднять предметный столик, используя рукоятку грубой фокусировки до соприкосновения капель иммерсии. Добиться резкого изображения поверхности исследуемого препарата с помощью тонкой фокусировки.

После окончания работы с иммерсионным объективом снять с фронтальной линзы объектива и препарата иммерсионную жидкость чистой тряпочкой или фильтровальной бумагой, протереть его загрязнённые поверхности ватой, навёрнутой на деревянную палочку и слегка смоченной спиртовой смесью или эфиром.

ВНИМАНИЕ! При чистке нельзя давить на фронтальную линзу.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества микроскопа

БИОМЕД-3 требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ40.14466.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться по адресу: 194355, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 7, корп. 3
ООО «БИОМЕД», тел/факс (812)592-33-92, 597-35-80, 635-65-84.

Свидетельство о приемке

Микроскоп БИОМЕД-3 изготовлен и принят в соответствии с требованиями, предусмотренными технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Представитель ОТК _____

М.П.

Дата продажи _____

Микроскоп
БИОМЕД - 3
вариант А
вариант Б

Технический паспорт
и гарантии изготовителя

Санкт-Петербург

Назначение

Микроскоп БИОМЕД – 3 предназначен для наблюдения препаратов в проходящем свете. Применяется в различных областях исследовательской деятельности: в медицине, биологии, экологии, в различных диагностических лабораториях, лабораториях СЭС и ветеринарии, в различных областях науки и техники, а также в учебных целях.


Технические характеристики микроскопа

- увеличение микроскопа.....от 40х до 1600х;
- объективы..... 4х, 10х, 40х, 100х ми;
- окуляры..... 10х, 16х;
- конденсор.....системы Эббе с ирисовой диафрагмой, NA=1,2;
- осветитель.....6 вольт/20 ватт, (зеркальный рефлектор)*;
- вес3,2 кг;
- габариты (Д, Ш, В).....280×150×380 мм.

* В скобках обозначены технические характеристики для микроскопа БИОМЕД -3 вариант Б.

		БИОМЕД -3	
		вариант А	вариант Б
Объективы	4х	•	•
	10х	•	•
	40х	•	•
	100х ми	•	•
Окуляры	WF 10х	•	•
	WF16х	•	•
Револьверная головка	на четыре объектива	•	•
Бинокулярная насадка с механизмом поворота окулярных трубок и перемещения окуляров		•	•
Конденсор Эббе со сменными светотофильтрами		•	•
Осветитель	галогенная лампа с плавной регулировкой яркости	•	
	зеркальный рефлектор		•
Иммерсионное масло		•	•

Устройство и внешний вид микроскопа

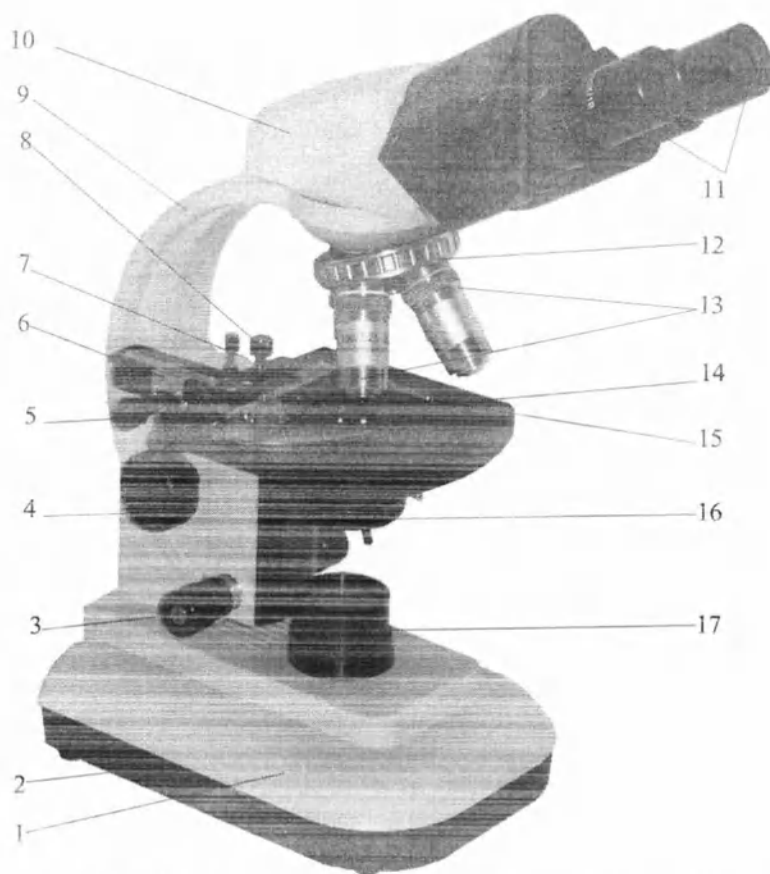

1—основание, 2—подложка основания с регулятором яркости и выключателем осветителя, 3—ручка точной настройки, 4—ручка грубой настройки, 5—ручка перемещения препарата, 6—измерительный нониус, 7—ограничительный винт, 8—винт крепления держателя препарата, 9—штатив, 10—бинокулярная насадка, 11—окуляры, 12—револьверная головка, 13—объективы, 14—предметный столик, 15—держатель препарата, 16—конденсор Эббе, 17—осветитель.

Работа с иммерсионными объективами

При работе с объективом с масляной иммерсией (100х ми) необходимо предварительно нанести стеклянкой палочкой на фронтальную линзу объектива и на препарат по капле иммерсионного масла из комплекта микроскопа.

ВНИМАНИЕ! Нельзя применять взамен иммерсионного масла суррогаты, так как это может значительно ухудшить качество изображения.

После нанесения иммерсионного масла на фронтальную линзу объектива и на препарат поднять предметный столик, используя рукоятку грубой фокусировки до соприкосновения капле иммерсии. Добиться резкого изображения поверхности исследуемого препарата с помощью тонкой фокусировки.

После окончания работы с иммерсионным объективом снять с фронтальной линзы объектива и препарата иммерсионное масло чистой тряпочкой или фильтровальной бумагой, протереть его загрязнённые поверхности ватой, навёрнутой на деревянную палочку и слегка смоченной спиртовой смесью или эфиром.

ВНИМАНИЕ! При чистке нельзя надавливать на фронтальную линзу.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества микроскопа БИОМЕД-4 требованиям ТУ 9443-001-74833218-2005 при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

Не установленные в револьверную головку объективы храните в футляре, ввёрнутыми в крышку! Претензии по повреждениям фронтальных линз не принимаются.

Храните упаковку производителя до окончания гарантийного срока. Микроскопы в ремонт по гарантии принимаются только в заводской упаковке!

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ040.14466.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться по адресу: 194355, Санкт-Петербург, пр. Просвещения дом 7, корпус 3
ООО «Медкомплект», тел./ факс (812) 635-65-84, 597-35-80.

ВНИМАНИЕ!

Не установленные в револьверную головку объективы храните в футлярах, ввёрнутыми в крышку! Претензии по повреждениям фронтальных линз не принимаются.

Храните упаковку производителя до окончания гарантийного срока. Микроскопы в ремонт по гарантии принимаются только в заводской упаковке!

Свидетельство о приемке

Микроскоп БИОМЕД-4 изготовлен и принят в соответствии с требованиями, предусмотренными технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Представитель ОТК _____

Идентификационный
ярлык

Дата продажи _____

МП

Микроскоп
БИОМЕД — 4
бинокуляр

Технический паспорт
и гарантии изготовителя

Санкт-Петербург

Назначение

Микроскоп БИОМЕД-4 предназначен для наблюдения препаратов в проходящем свете в светлом и темном поле и методом фазового контраста (при наличии конденсора темного поля фазово-контрастного устройства – дополнительная опция). Применяется в различных областях исследовательской деятельности: в медицине, биологии, экологии, в различных диагностических лабораториях, лабораториях СЭС и ветеринарии, в различных областях науки и техники, а также в учебных целях.

Технические характеристики микроскопа

- увеличение микроскопа.....от 40х до 1000х;*;
- объективы 4х, 10х, 40х, 100х ми;
- окуляры..... 10х, (16х)*;
- конденсор.....системы Аббе с ирисовой диафрагмой, NA=1,2;
- осветитель.....220 вольт/20 ватт;
- вес4,7 кг;
- габариты упаковки (Д, Ш, В).....400×250×460 мм.


При наличии видеофотонасадки возможны фотографирование и видеосъемка исследуемых препаратов (Биомед 4 тринокуляр).

Стандартная комплектация микроскопа

		БИОМЕД-4
		Бинокуляр
Объективы	4х	•
	10х	•
	40х (пруж.)	•
	100х ми (пруж.)	•
Окуляры	WF10х	•
Револьверная головка на четыре объектива		•
Насадка с механизмом поворота окулярных трубок и подстройкой окуляра	бинокулярная	•
Конденсор Аббе со сменными светотофильтрами		•
Осветитель – галогенная лампа с плавной регулировкой яркости		•

*Увеличение до 1600х – дополнительная опция. При заказе изделие комплектуется окуляром WF16х. (Возможно комплектование по умолчанию)

Устройство и внешний вид микроскопа

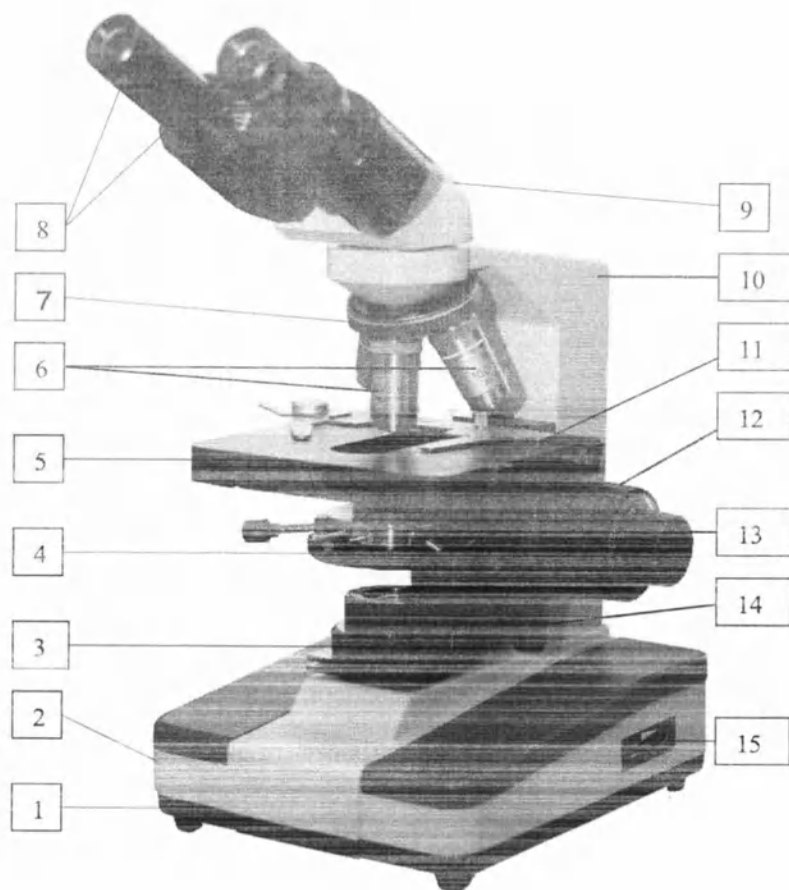

1 – подложка основания, 2 – основание с выключателем, 3 – осветитель, 4 – конденсор Аббе, 5 – предметный столик с измерительным нониусом, 6 – объективы, 7 – револьверная головка, 8 – окуляры, 9 – бинокулярная насадка, 10 – штатив, 11 – держатель препарата, 12 – ручка грубой настройки, 13 – ручка точной настройки, 14 – коаксиальная ручка перемещения препарата, 15 – регулятор яркости осветителя.

Работа с иммерсионными объективами

При работе с объективом с масляной иммерсией (100х мм) необходимо предварительно нанести стеклянной палочкой на фронтальную линзу объектива и на препарат по капле иммерсионного масла.

ВНИМАНИЕ! Нельзя применять взамен иммерсионного масла суррогаты, так как это может значительно ухудшить качество изображения.

После нанесения иммерсии на фронтальную линзу объектива и на препарат поднять предметный столик, используя рукоятку грубой фокусировки до соприкосновения каплей иммерсии. Добиться резкого изображения поверхности исследуемого препарата с помощью тонкой фокусировки.

После окончания работы с иммерсионным объективом снять с фронтальной линзы объектива и препарата иммерсионную жидкость чистой тряпочкой или фильтровальной бумагой, протереть его загрязнённые поверхности ватой, навёрнутой на деревянную палочку и слегка смоченной спиртовой смесью или эфиром.

ВНИМАНИЕ! При чистке нельзя давить на фронтальную линзу.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества микроскопа БИОМЕД-5 требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Датой начала эксплуатации являются: отметка в паспорте организации-продавца, акт ввода в эксплуатацию с приложением копии приказа о вводе в эксплуатацию и копии счёта-фактуры организации-продавца. За неисполнением вышеперечисленных документов датой начала гарантийного срока будет являться дата приёмки изготовителя.

Сертификат соответствия № РОСС RU.AIO40.14466.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться по адресу: 194355, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, дом 7, корпус 3.
ООО «Биомед», тел./ факс (812) 635-65-84.

ВНИМАНИЕ!

Не установленные в револьверную головку объективы храните в футлярах, ввёрнутыми в крышку! Претензии по повреждениям фронтальных линз не принимаются.

Храните упаковку производителя до окончания гарантийного срока. Микроскопы в ремонт по гарантии принимаются только в заводской упаковке!

Свидетельство о приеме

Микроскоп БИОМЕД-5 изготовлен и принят в соответствии с требованиями, предусмотренными технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Представитель ОТК _____

М.П.

Дата упаковки _____

Микроскоп БИОМЕД-5

Технический паспорт
и гарантии изготовителя

Санкт-Петербург

Назначение

Микроскоп БИОМЕД-5 предназначен для наблюдения препаратов в проходящем свете в светлом и темном поле и методом фазового контраста (при наличии конденсора темного поля фазово-контрастного устройства – дополнительная опция). Применяется в различных областях исследовательской деятельности: в медицине, биологии, экологии, в различных диагностических лабораториях, лабораториях СЭС и ветеринарии, в различных областях науки и техники, а также в учебных целях.

Технические характеристики микроскопа

- увеличение микроскопа.....от 40х до 1000х;
- объективы..... 4х, 10х, 40х, 100х ми;
- окуляры..... 10х, (16х)*;
- конденсор.....системы Аббе с ирисовой диафрагмой, NA=1,2;
- осветитель.....6 вольт/20 ватт;
- вес4,7 кг;
- габариты (Д, Ш, В).....320×220×430 мм.


При наличии видеофотонасадки возможно фотографирование и видеосъемка исследуемых препаратов.

Стандартная комплектация микроскопа

		БИОМЕД - 5	
		А	Б
Объективы	4х	●	●
	10х	●	●
	40х	●	●
	100х ми	●	●
Окуляры	WF10х	●	●
	(WF16х)*	*	*
Револьверная головка на четыре объектива		●	●
Насадка с механизмом поворота окулярных трубок и подстройкой окуляра	бинокулярная	●	
	тринокулярная		●
Конденсор Аббе со сменными светоточками		●	●
Осветитель – галогенная лампа с плавной регулировкой яркости		●	●

*Увеличение до 1600х – дополнительная опция, при заказе изделие комплектуется окуляром WF16х. (Возможно комплектование по умолчанию.)

Устройство и внешний вид микроскопа

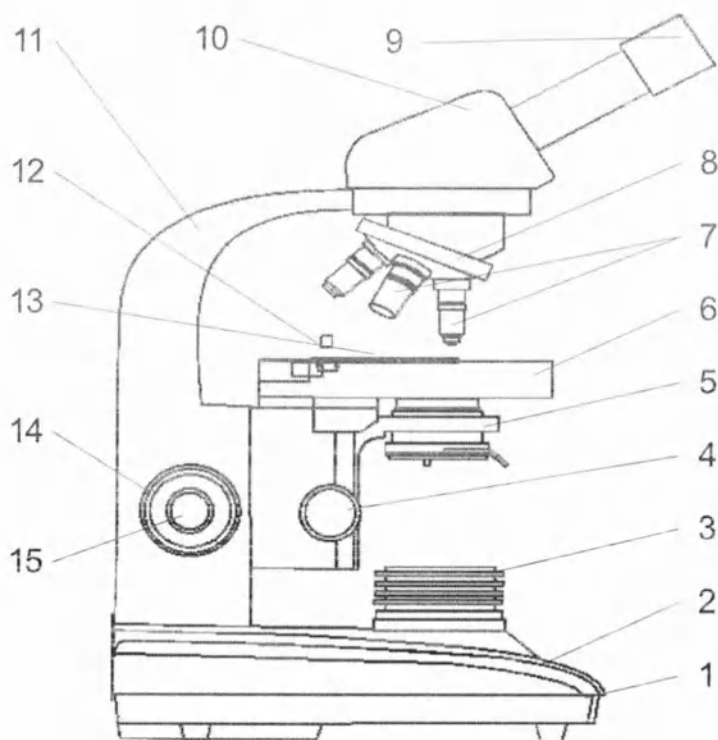

1 – подложка основания с выключателем и регулятором яркости осветителя,
 2 – основание, 3 – осветитель, 4 – ручка перемещения конденсора,
 5 – конденсор Аббе, 6 – предметный столик с измерительным нониусом,
 7 – объективы, 8 – револьверная головка, 9 – окуляры, 10 – бинокулярная
 (тринокулярная) насадка, 11 – штатив, 12 – винт крепления, 13 – держатель
 препарата, 14 – ручка грубой настройки, 15 – ручка точной настройки.

Работа с иммерсионными объективами

При работе с объективом с масляной иммерсией (100х МИ), необходимо предварительно нанести стеклянной палочкой на фронтальную линзу объектива и на препарат по капле иммерсионного масла.

ВНИМАНИЕ! Нельзя применять взамен иммерсионного масла суррогаты, так как это может значительно ухудшить качество изображения.

После нанесения иммерсии на фронтальную линзу объектива и на препарат, поднять предметный столик, используя рукоятку грубой фокусировки до соприкосновения капель иммерсии. Добиться резкого изображения поверхности исследуемого препарата с помощью тонкой фокусировки.

После окончания работы с иммерсионным объективом, снять с фронтальной линзы объектива и препарата иммерсионную жидкость чистой тряпочкой или фильтровальной бумагой, протереть его загрязнённые поверхности ватой, навёрнутой на деревянную палочку и слегка смоченной спиртовой смесью или эфиром.

ВНИМАНИЕ! При чистке нельзя давить на фронтальную линзу.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества микроскопа БИОМЕД-6 требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Датой начала эксплуатации являются: отметка в паспорте организации-продавца, акт ввода в эксплуатацию с приложением копии приказа о вводе в эксплуатацию и копии счёта-фактуры организации-продавца. За неисменением вышеперечисленных документов датой начала гарантийного срока будет являться дата приёмки изготовителя.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ40.14466.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться по адресу: 197183, Санкт-Петербург, пр. Просвещения дом 7, корпус 3 ООО «БИОМЕД», тел./ факс (812) 635-65-84.

ВНИМАНИЕ!

Не установленные в револьверную головку объективы храните в футлярах - ввёрнутыми в крышку! Претензии по повреждениям фронтальных линз не принимаются.

Храните упаковку производителя до окончания гарантийного срока.

Микроскопы в ремонт по гарантии принимаются только в заводской упаковке!

Свидетельство о приемке

Микроскоп БИОМЕД-6 изготовлен и принят в соответствии с требованиями, предусмотренными технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Представитель ОТК _____

Идентификационный
ярлык

Дата упаковки _____

МП

Микроскоп БИОМЕД - 6

Технический паспорт
и гарантии изготовителя

Санкт-Петербург

Назначение

Микроскоп БИОМЕД-6 (Биомед – 2 вариант 2) предназначен для наблюдения препаратов в проходящем и падающем свете и методом фазового контраста (при наличии конденсора темного поля и фазово-контрастного устройства – дополнительная опция). Применяется в различных областях исследовательской деятельности: в медицине, биологии, экологии, в различных диагностических лабораториях, лабораториях СЭС и ветеринарии, в различных областях науки и техники.

Микроскоп может быть оснащен люминесцентным осветителем, позволяющим производить исследования микроструктуры различных слоев тканей биологических объектов непосредственно на живых органах мелких экспериментальных животных, а также тканей органов после удаления их из организма.

Технические характеристики микроскопа

- увеличение микроскопа.....от 40х до 1000х*;
- объективы 4х, 10х, 40х, 100х ми;
- окуляры..... 10х, (16х)*;
- координатный предметный столик.....160×140 мм;
- конденсор.....системы Аббе с ирисовой диафрагмой, NA=1,25;
- осветитель Келлера.....6 вольт / 20вт или 30вт;
- блок питания.....220 вольт/50-60 гц.
- вес.....8 кг;
- габариты (Д, Ш, В).....300×190×420 мм.


При наличии видеофотонасадки (дополнительная опция) возможно фотографирование и видеосъемка исследуемых препаратов, вывод изображения на экран компьютера.

Стандартная комплектация микроскоп

		БИОМЕД-6	
		Биноккуляр	Триноккуляр
Объективы	4х	•	•
	10х	•	•
	40х (пруж.)	•	•
	100х ми (пруж.)	•	•
Окуляры	WF10х	•	•
Револьверная головка на четыре объектива		•	•
Насадка с механизмом поворота окулярных трубок и подстройкой окуляра	биноккулярная	•	
	триноккулярная		•
Конденсор Аббе со сменными светоточками		•	•
Осветитель – галогенная лампа с плавной регулировкой яркости		•	•

*Увеличение до 1600х – дополнительная опция. При заказе изделие комплектуется окуляром WF16х. (Возможно комплектование по умолчанию)

Устройство и внешний вид микроскопа

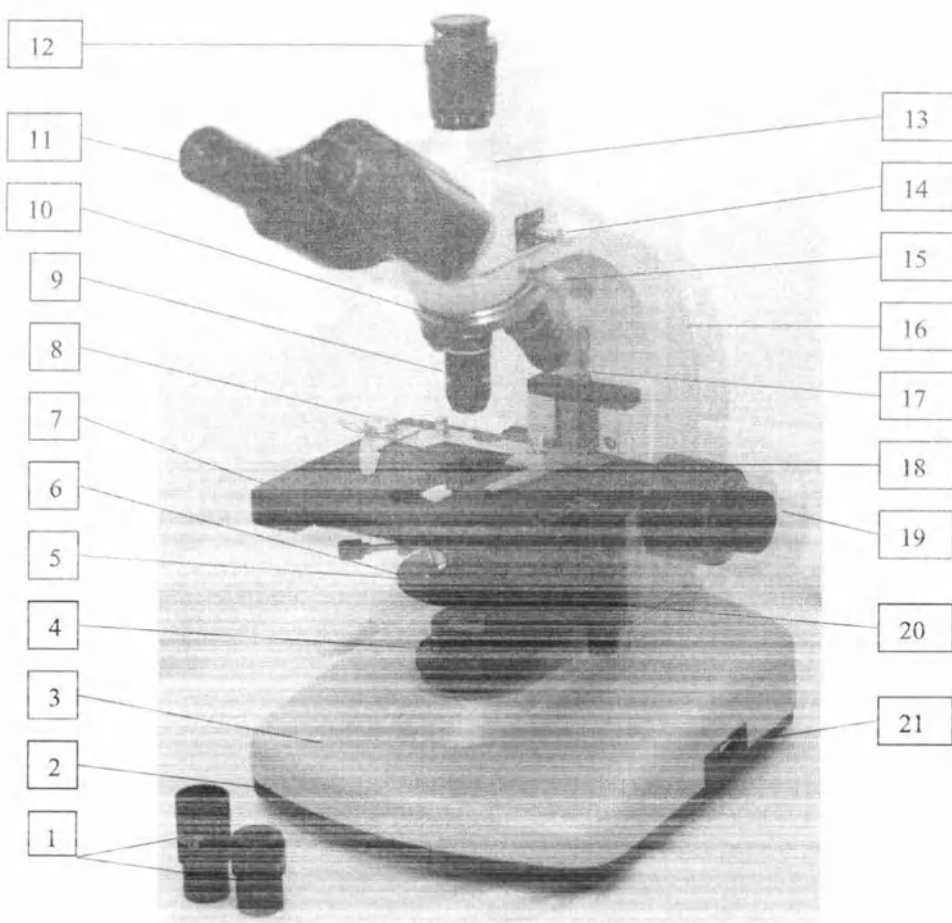

1 – удлинительные составные части адаптера видео-фотонасадки, 2 – подложка основания с выключателем, 3 – основание, 4 – осветитель 5 – регулятор диафрагмы конденсора, 6 – конденсор, 7 – предметный столик с измерительным нониусом, 8 – держатель препарата, 9 – объективы, 10 – револьверная головка, 11 – окуляры 12 – адаптер видео-фотонасадки, 13 – тринокулярная (бинокулярная) насадка, 14 – переключатель светового потока, 15 – винт крепления тринокулярной насадки, 16 – штатив, 17 – ограничительный винт, 18 – ручка грубой настройки, 19 – ручка точной настройки, 20 – коаксиальная ручка перемещения препарата, 21 – ручка регулятора яркости осветителя.

