


УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор
ЗАО «Термо Фишер Сайентифик»

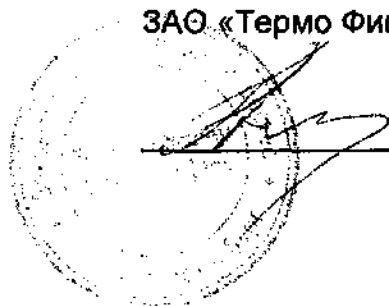

С.А. Лашков

ДОЗАТОРЫ ПИПЕТОЧНЫЕ
С ДВОЙНЫМ ТЕРМОСТАТИРОВАННЫМ ЦВЕТНЫМ КОРПУСОМ
С ПЕРЕМЕННЫМИ ОБЪЕМАМИ ДОЗ ОДНОКАНАЛЬНЫЕ «КОЛОР»
ДПОПц-1-5-50, ДПОПц-1-20-200, ДПОПц-1-100-1000

Руководство по эксплуатации
ЛИАФ 942841.005.РЭ

2007

№ подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подл. и дата

ОПИСАНИЕ ДОЗАТОРОВ

Дозаторы пипеточные с двойным термостатированным цветным корпусом с переменными объемами доз одноканальные «Колор», ДПОПц (далее - дозаторы) - это дозаторы с плавно регулируемым объемом дозирования, одноканальные, широкого спектра применения для забора и распределения точных объемов жидкости. В основе действия прибора - перемещение воздуха (объема воздуха между поршнем и жидкостью). Используются сменные наконечники в штативе или россыпью. Все пипеточные дозаторы имеют механизм для сброса наконечников.

Номер по кат.	Диапазон	Дискретность
40270282	5-50 мкл	0,5 мкл
40270292	20-200 мкл	1,0 мкл
40270302	100-1000 мкл	5,0 мкл

Цифровая индикация

Для дозаторов переменного объема объем дозирования задается вращением операционной кнопки вокруг оси и отображается на цифровом индикаторе, расположенном в рукоятке.

Конструктивные материалы

Дозаторы пипеточные изготавливаются из материалов высокой механической прочности и химической стойкости.

Наконечники

Для использования с пипеточными дозаторами предлагаются следующие наконечники из чистого обесцвеченного полипропилена, используемого для медицинских целей.

№ подл	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

Номер по кат.	Объем	Количество
9401262	0,5-250 мкл	96 шт.\штатив
9400302	0,5-250 мкл	1000 шт.\упак.
9400242	0,5-250 мкл	20000 шт.\кор.
9401282	100-1000 мкл	96 шт.\штатив
9401032	100-1000 мкл	1000 шт.\упак.
9401022	100-1000 мкл	5000 шт.\кор.

Критерием выбора наконечника определенной модели служит объем дозы мкл, для работы с которой предназначен наконечник и объем дозы или диапазон объемов доз дозатора.

№ подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ина. № дубл.	Подп. и дата

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОЗАТОРОВ ПИПЕТОЧНЫХ.

Регулирование объема.

1. Желаемый объем устанавливается вращением операционной кнопки по часовой стрелке для уменьшения объема и против часовой стрелки для увеличения объема.

2. Убедитесь, что цифры, соответствующие желаемому объему, появились в окне индикатора.

3. Запрещается устанавливать объем дозы, выходящий за границы, определенные для данного типа дозаторов. Это может привести к выходу пипеточных дозаторов из строя и потере точности.

Прямой метод работы.

Для всех действий используется операционная кнопка. Для большей точности, особенно при работе с растворами большей вязкости, нажимайте и отпускайте кнопку медленно. Никогда не отпускайте кнопку резко. Убедитесь, что наконечник прочно держится на конусе пипеточного дозатора. Перед началом работы с раствором смочите в нем наконечник. Температура пипеточного дозатора, наконечников и раствора должна быть одинаковой. Набирайте раствор из чистых емкостей.

1. Нажмите на операционную кнопку до первой остановки.

2. Погрузите наконечник на 2-3 мм в раствор и плавно отпустите кнопку.

Извлекая наконечник, аккуратно снимите излишки раствора о край резервуара.

3. Выпускайте взятый раствор, плавно нажимая на кнопку до первой остановки, после секундной паузы нажмите до второй остановки для полного опустошения наконечника.

4. Отпустите головку, вытрите наконечник о край резервуара.

Подп. и дата

Имя № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

№ подл.

Обратный метод

Метод для работы с вязкими или лениющимися растворами, а также с очень малыми объемами.

Наполните чистый резервуар раствором.

1. Держа пипетку вертикально, утопите кнопку до второй остановки.
2. Погрузите наконечник на 2-3 мм в раствор и отпустите кнопку - наконечник наполняется. Снимите излишки раствора о край резервуара.
3. Выпускайте раствор, нажимая на кнопку до первой остановки. Остановите кнопку на первой остановке - немного раствора останется в наконечнике.
4. Остаток раствора может быть убран вместе с наконечником при его снятии или собран в отдельный резервуар при нажатии до второй остановки.

Метод повторов

Простой и быстрый способ распределения одного и того же раствора.

Наполните чистый резервуар раствором.

1. Доведите кнопку до второй остановки.
2. Погрузите наконечник на 2-3 мм в раствор и плавно отпустите кнопку - наконечник заполняется. Снимите излишки раствора о край резервуара.
3. Распределяйте раствор, нажимая на кнопку до первой остановки. Остановите на первой остановке - немного раствора останется в наконечнике.
4. Продолжайте работу согласно пунктам 2 и 3.

Пипетирование цельной крови

Для заполнения наконечника кровью используйте процедуры 1 и 2 прямого метода. Тщательно вытрите наконечник сухой чистой тканью.

№ подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подл. и дата

1. Погрузите наконечник в раствор и нажмите кнопку до первой остановки, убедитесь, что наконечник погружен в раствор.
2. Медленно отпустите кнопку до положения готовности. Наконечник будет заполнен раствором. Не поднимайте наконечник из раствора.
3. Нажмите кнопку до первой остановки и медленно освободите. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока не очистится внутренняя поверхность наконечника.
4. Нажмите кнопку до второй остановки, чтобы полностью освободить наконечник.

Сбрасывание наконечников

Каждый пипеточный дозатор имеет механизм для снятия наконечника, не прикасаясь к нему. Для снятия наконечника нажмите большим пальцем на толкатель удалителя наконечника, направляя пипетку в нужную сторону.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Повседневное обслуживание

После каждого использования пипеточных дозаторов рекомендуем установить их вертикально на предназначенный для этого настольный штатив (Кат. № 9420290).

Рекомендуем проверять чистоту пипеточных дозаторов перед их использованием. В частности, конус дозаторов должен быть протерт тканью, смоченной в спирте 50-70% без каких-либо других растворителей.

№ подл	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае ежедневного использования, дозатор пипеточный должен проверяться 1 раз в шесть месяцев. Для этого необходимо разобрать дозатор. Разборка дозаторов производится в следующей последовательности:

1. Нажмите толкатель удалителя наконечника.
2. Вставьте зубец ключа в открывшееся основание толкателя удалителя.
3. Вытяните ручку и толкатель удалителя наконечника.
4. Снимите конус дозатора для наконечников, поворачивая его против часовой стрелки с помощью ключа, вложенного в упаковку.
5. Вытяните поршень.
6. Снимите круглое кольцо с конуса дозатора.
7. Очистите поршень, пружину поршня и круглое кольцо сухой неворсистой тканью.
8. Проверьте цилиндр в отношении наличия посторонних частиц.
9. Смажьте очищенные части пипеточных дозаторов смазкой, прилагаемой в упаковке.
10. Соберите пипетку.

КАЛИБРОВКА

Дозаторы пипеточные калибруются на фирме-изготовителе с помощью дистиллированной воды при температуре 22 °С. Обычно повторная калибровка не требуется. Но после работы с вязкими жидкостями или с растворами разной температуры после очистки пипеточных дозаторов рекомендуется калибровать пипетку. Для повторной калибровки необходимы точные весы, сосуд и дистиллированная вода.

Внимание: повторная калибровка необходима, если был заменен поршень.

№ подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

Процедура калибровки

1. Проверьте пипетку, установив объем согласно приведенной ниже таблице:

Дозатор	Устанавл. объем	Допустимое отклонение (мг)
5-50 мкл	10 мкл	9,75-10,25
20-200 мкл	70 мкл	68,6-71,4
100-1000 мкл	300 мкл	295,5-304,5

2. Плотнo наденьте наконечник.

3. Выполните пипетирование дистиллированной воды в предварительно взвешенный сосуд не менее 5 раз и запишите вес с точностью до 0,1 мг. Если даже один из результатов не совпадает с данными таблицы, пипетка должна быть откалибрована заново.

Повторная калибровка

Калибровка выполняется с помощью специального ключа, поставляемого вместе с пипеточным дозатором.

1. Поместите ключ на калибровочное кольцо, расположенное под кнопкой.

2. Поверните ключ по часовой стрелке для увеличения объема и в противоположном направлении для уменьшения.

3. После калибровки проверьте дозатор пипеточный согласно приведенной выше инструкции.

№ подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Иив. № дубл.	Подл. и дата

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Дозаторы пипеточные ДПОПц поставляются в противоударной коробке, включающей :

1. Дозатор пипеточный
2. Руководство по эксплуатации
3. Тюбик с высококачественной смазкой
4. Многофункциональный ключ (для калибровки и разборки)
5. Образцы наконечников

НЕПОЛАДКИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Неполадка	Причина	Рекомендация
Утечка	Наконечник неплотно вставлен	Плотно вставить наконечник
	Пыль или посторонние предметы между наконечником и конусом	Очистить конус и вставить наконечник
	Повреждено соединительное кольцо	Заменить кольцо
	Соединительное кольцо плохо смазано	Очистить и смазать (см. инструкцию по полугодичному обслуживанию)
Неточное дозирование	Неправильная работа пипеткой	Внимательно следуйте инструкции
	Неточная калибровка	Повторить калибровку
	Неправильно насажен наконечник	Прочно насадите наконечник
Неточное дозирование при работе с некоторыми жидкостями	Неточная калибровка для данной жидкости (например: вязкая жидкость)	Провести калибровку под используемую жидкость

№ водл	Подл. и дата	Изм. № дубл.	Подл. и дата	Взам. инв. №

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Дозаторы пипеточные рассчитаны на несложное обслуживание в лабораторных условиях.

В любом случае, фирма-изготовитель "Термо Фишер Сайентифик" обеспечивает обслуживание, в том числе и гарантийный ремонт, включая процедуры очистки, ремонт и повторную калибровку пипеток. За подробной информацией и расценками обращайтесь в ЗАО "Термо Фишер Сайентифик" по телефонам (812) 703 42 15.

№ подл	Подл. и дата	Взам. инв. №	Иинв. № дубл.	Подл. и дата
000 ЦИРМИ				
INFO@CIRMI.RU				
WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU				
Дата				
ЛИАФ. 942841.005 РЭ				Лист
				10

Всего сброшюровано,
пронумеровано,
скреплено печатью

10 (десять)

