

УТВЕРЖДАЮ:

Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации

Г.Е. Ойищенко

" 06 " 12 2007

№ 01-11/225-07

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Хенкса раствора

Хенкса раствор, представляет собой растворенную в очищенной воде смесь неорганических солей, глюкозы и индикатора фенолового красного (или без индикатора), простерилизованную фильтрованием через систему мембранных фильтров с конечным размером пор не более 0,22 мкм. Препарат антибиотиков и консервантов не содержит.

Хенкса раствор представляет собой прозрачную жидкость, красновато-оранжевого цвета (с индикатором) или бесцветную (без индикатора), без опалесценции и осадка.

Назначение

Раствор используется для получения питательных сред на его основе, для работы с культурами клеток и в качестве растворителя сухих препаратов.

Способ применения

Раствор готов к применению. Для проведения стерильных работ вскрытие бутылки производить в асептических условиях.

Форма выпуска

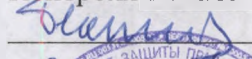
Препарат выпускают в стеклянных бутылках по (450 ± 25) мл, герметизированных резиновыми пробками и алюминиевыми колпачками.

16 бутылок, завернутых бумагой или ватой, помещают в ящик деревянный размером $400 \times 390 \times 240$ мм. В ящик вкладывают Инструкцию по применению и упаковочный лист.

Взамен инструкции по применению, утвержденной Минздравом РФ 26.09.2002

СОГЛАСОВАНО

Директор ФГУН ГИСК им. Л. А. Тарасевича
Роспотребнадзора
Руководитель Национального органа
Контроля МИБП

 Н. В. Медуницын

“ 9 ”  2007 г.



Срок годности. Условия хранения и транспортирования

Срок годности - 2 года.

Хранение в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 8 °С в помещении защищенном от света.

Транспортирование препарата проводят в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 до 8 °С или при температуре от 18 °С до 25 °С в течение не более 3 сут.

Рекламации на качество препарата с обязательным указанием номера серии, даты изготовления и срока годности направлять в ФГУН ГИСК им. Л. А. Тарасевича Роспотребнадзора (119002 г. Москва, Сивцев-Вражек, д. 41, телефон: (495) 241-39-22, факс (495) 241-92-38) и в адрес предприятия-производителя ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, 630559, Новосибирская обл., Новосибирский район, рабочий поселок Кольцово, телефон/факс (383)-336-64-81.

Генеральный директор
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Роспотребнадзора



И.Г. Дроздов

13 мая 2007 г.