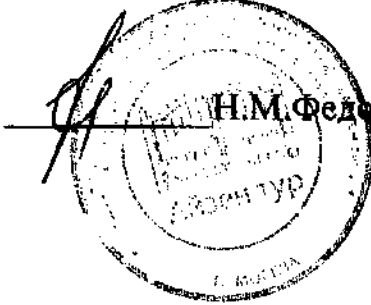


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Айзен Тур»

 Н.М.Федоров

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«КОЛПАЧКИ (ЕВРОКОЛПАЧКИ) ДЛЯ УКУПОРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ И ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ БУТЫЛОК И МЯГКИХ КОНТЕЙНЕРОВ»

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Колпачки для укупорки полипропиленовых и полиэтиленовых бутылочек (евроколпачки) применяются для пластиковых выдувных бутылок, изготовленных на машинах, использующих технологию BFS (выдув-наполнение-запечатывание) или двухступенчатого выдува или для инфузионных контейнеров.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Евроколпачки состоят из двух или трех компонентов: внешний колпачок (в качестве основного материала используется полиэтилен или полипропилен), полиизопреновый или натуральный резиновый диск, с или без внутреннего колпачка (при производстве выдув-наполнение-запечатывание используется евроколпачок без внутреннего колпачка, при двухступенчатом производстве используется евроколпачок с внутренним колпачком) Внешний колпачок имеет кольцо, потянув за которое евроколпачок легко открывается. Внешний колпачок защищает диск от бактерий и других загрязнений. Резиновый диск имеет хорошую эластичность, он сохраняет уплотнительные способности после многочисленных проколов.

Свойства:

- высокие сварочные свойства с пластиковыми бутылками для инфузионных растворов;
- чистый продукт, не требует дополнительной мойки, что позволяет избежать появления невидимых частиц во время мойки;
- высокие уплотнительные свойства;
- хорошая стойкость к проколу;
- одинаковое тяговое усилие.

Наименование продукта	Тип продукта	Состав	Материал
Евроколпачок	32 мм – Тип В/Н	Внешний колпачок	Полипропилен
		Резиновый диск	Синтетический изопрен
		Внутренний колпачок	Полипропилен
Евроколпачок	32 мм – Тип Н	Внешний колпачок	Полиэтилен
		Резиновый диск	Синтетический изопрен
		Внутренний колпачок	Полиэтилен
Евроколпачок	39 мм – Тип А/В	Внешний колпачок	Полиэтилен
		Резиновый диск	Синтетический изопрен/ натуральная резина

3.УПАКОВКА

Продукция герметично упакована в два слоя плотными полиэтиленовыми пакетами для твердых лекарственных препаратов. Предварительная упаковка производится в чистой зоне класса 100. Вторая упаковка производится в чистой зоне класса 10000. После этого пакеты упаковываются в гофрированные картонные коробки в неклассифицированной рабочей зоне.

Количество упаковки:

32 мм –Тип А/В: 2000 шт/пакет, 2 пакета/коробка

39 мм – Тип А/В: 1000 шт/пакет, 2 пакета/коробка

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Евроколпачки являются нетоксичными и неопасными изделиями

По степени воздействия на организм человека относятся к четвертому классу опасности. При непосредственном контакте с кожными покровами изменений не вызывают, не обладают вредными воздействиями на организм человека.

При нормальных условиях колпачки не содержат легколетучих соединений, не трансформируются в окружающую среду. При контакте с другими веществами, с воздушной и водной средами токсичных соединений не образует.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не соответствие евроколпачков требованиям технической документации, нормативного документа, нарушения качества поверхности. Поверхность колпачков должна быть чистой и гладкой. На колпачках не должно быть трещин, заусениц, напрессовки, выпуклостей и вмятин.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ ПОРЯДОК РАБОТЫ.

Колпачки не требуют мойки, могут непосредственно использоваться в чистой комнате. В фармацевтических компаниях рабочий должен открыть пластиковые пакеты, в которые упакованы евроколпачки, и положить евроколпачки в соответствующий контейнер для хранения. Когда машина будет запущена, евроколпачки будут автоматически насаживаться на бутылочное горло, после чего бутылки будут заполняться раствором и запечатываться.

В больницах медсестре нужно только потянуть за кольцо на евроколпачке, проткнуть диск иглой шприца и, в случае необходимости, добавить другие лекарства через иглу. В конечном итоге медсестра протыкает иглой диск в нескольких местах для доставки раствора для вливания.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Условия хранения евроколпачков: хранить при температуре ниже 30°C в сухом вентилируемом помещении, избегая прямых солнечных лучей, сдавливания, коррозии и загрязнения в вентилируемых, сухих, удаленных от источников влаги помещениях. Не должно быть никакого контакта с кислотами или щелочами. Коробки с евроколпачками необходимо защищать от ударов. Запрещается химическое загрязнение.

В процессе перевозки внешняя упаковка не должна деформироваться или намокать.

Гарантийный период использования евроколпачков: 3 года.