



поставщик
лабораторий

МиниМед®

Код ОКП 94 6456

Регистрационное удостоверение _____

Этикетка – инструкция

Чашки микробиологические (Петри) ЧМ по ТУ 9464-021-29508133-2016

Серия _____

Дата изготовления _____

1. Назначение

Чашка микробиологическая (Петри) ЧМ (далее - изделие) изготовлена из стекла, нестерильная, стерилизуемая, для многократного использования, предназначена для культивирования микроорганизмов на плотных питательных средах в лечебно-профилактических и научно-исследовательских лабораториях.

2. Основные технические характеристики

Внешний вид изделия соответствует следующим характеристикам:

	Диаметр, мм	Высота, мм	Толщина стенки, мм
Чашка	100-2,0	20±2,0	Не менее 2
Крышка	110+2,0	18±2,0	Не менее 2
перегородка для двухсекционной чашки	диаметр оси 5±1 мм	9,5±1,0	3±1,0

1. Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400 (_____), из медицинского стекла по ГОСТ 19808 (_____) или из светотехнического стекла по техническим условиям на него (_____).
2. Изделия отожжены. Удельная разность хода лучей не превышает 10 млн⁻¹.
3. Дно чашки плоское или незначительно вогнутое и обеспечивает устойчивое ее положение на горизонтальной поверхности.
4. Вогнутость поверхностей чашки и крышки не превышает 1 мм.
5. Разность в высоте по образующей цилиндрической поверхности чашки не превышает 1,5 мм.
6. Внутренний диаметр крышки больше наружного диаметра чашки не менее чем на 2 мм.
7. Изделия являются термически стойкими и выдерживают перепад температур 50°C, согласно ГОСТ 23932.
8. Изделия химически стойкие к воздействию 20 % раствора соляной кислоты по ГОСТ 857.
9. Масса изделия не более 300 грамм.
10. Маркировка – допускается на торцевой части крышки или чашки изделия нанесение товарного знака предприятия-изготовителя.

3. Эксплуатация, транспортирование, хранение, упаковывание, комплектность

Изделия устойчивы к воздействию стерилизации по МУ 287-113: 6% раствором перекиси водорода ГОСТ 177; водяным паром при давлении 0,21 мПа (2,1 кгс/см²) и температуре 134 °C; сухим горячим воздухом температурой 180 °C.

Перед стерилизацией изделия должны подвергаться предстерилизационной очистке по МУ 287-113: ручным способом с применением замачивания в моющем растворе или ручным способом с применением кипячения.

Вид климатического исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150.

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделия не должны подвергаться резким ударам. При работе в зависимости от используемых реактивов необходимо при необходимости использовать одноразовые перчатки (латексные, нитриловые).

Условия хранения изделий – 2 (С) по ГОСТ 15150.

Изделия должны транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки, действующими на каждом виде транспорта, и ГОСТ Р 50444. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия должны быть выдержаны при нормальных климатических условиях не менее 4-х часов.

Крышка завернута в оберточную бумагу по ГОСТ 8273 и накрывает чашку, завернутую в такую же оберточную бумагу. Завернутые в бумагу изделия уложены рядами и запаены в полиэтиленовую термоусадочную плёнку по ГОСТ 25951 по 36 шт.

Примечания:

- допускается другой вид упаковки изделий, обеспечивающий сохранность при транспортировании.
- допускается по требованию заказчика другое количество изделий в транспортной упаковке.

В комплект поставки входит этикетка на каждую транспортную упаковку.

4. Утилизация

Изделия по опасности относятся к классу Б СанПин 2.1.7.2790.

Утилизация изделий осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.1.7.2790.

Изделия после использования обеззараживаются, собираются в одноразовые непрокальваемые влагостойкие емкости (контейнеры) и утилизируются специализированными отделениями, имеющими лицензию на право утилизации медицинских отходов.

5. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Срок хранения изделий – 5 лет. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Предприятие изготовитель: ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17 а.

Тел/факс: +7(4832) 92-97-97. E-mail: info@minimed.ru

Начальник ОТК

«07» февраля 2017г.



Грузинцев С.А.

Скреплено печатью 1 листа
Директор ООО «МиниМед»
В.Р. Азбукин

