

ОКП 939860

УТВЕРЖДЕН

Приказом Росздравнадзора

от _____ № _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Агат-Мед»



«9» ноября



ИНСТРУКЦИЯ

по применению

Карандаш лабораторный для маркировки лабораторного стекла и фарфора (наименование изделия медицинского назначения)

1. Назначение

Для нанесения надписей на лабораторном стекле и фарфоре при проведении анализов в медицинских стационарах и поликлиниках.

2. Основные технические характеристики

Карандаш цилиндрической формы тёмно-синего или тёмно-красного цвета, с односторонним или двухсторонним коническим окончанием.

Основные габаритные размеры и масса карандаша указаны в таблице.

Таблица

Наименование характеристики	Значение
Длина, мм	68±3
Диаметр, мм	7±0,5
Масса, гр	2,8±0,2

Карандаш должен быть инертным. Надписи сделанные карандашом, не должны вступать в реакцию с биологическими средами и реагентами, и влиять на результаты анализов.

3. Способ применения:

Вынуть карандаш из упаковки. Снять колпачок. Лёгким нажатием карандаша наносится нужную надпись на стеклянную или фарфоровую поверхность.

След от карандаша легко смывается в процессе дезинфекции лабораторного стекла по МУ 287-113, 3% теплым раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос».

Карандаши в транспортной упаковке устойчивы к климатическим воздействиям.

4. Правила хранения и использования

В сухом, защищенном от света месте, Средний срок годности карандаша не менее 3-х лет