

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Росздравнадзора

от _____ 20 ____ г. № _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи

В.А.И.Н.Ф. «Медгамал» НИИЭМ

В.А.И.Н.Ф. Гамалеи РАМН)



А.Л. Гинцбург

200 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов

(«Бульон Хоттингера, готовый к применению»)

Набор реагентов «Бульон Хоттингера, готовый к применению», далее по тексту – набор) представляет собой прозрачную жидкость жёлто-коричневого цвета следующего состава:

Гидролизат Хоттингера * (24,0±1,0) г**

Натрия хлорид

(ГОСТ 4233-77)

5,0 г


Вода дистиллированная (ФС 42-2619-97)

до 1 л

pH 7,1-7,5

* Гидролизат Хоттингера получают путём ферментативного гидролиза мясного фарша (говяжьего) панкреатином с последующим фильтрованием и добавлением хлороформа в качестве консерванта. Компоненты гидролизата Хоттингера: мясо говяжье (ГОСТ 7269-79) 1 кг, вода дистиллированная (ФС 42-2619-97) до 1 л. Гидролизат Хоттингера имеет следующие показатели: pH 6,0-8,0; аминный азот 0,4-0,9 %; сухой остаток 7-13 %;

** В зависимости от содержания сухого остатка в гидролизате Хоттингера.

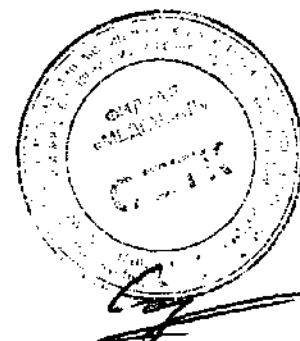

1. **Назначение.** Набор предназначен для культивирования различных микроорганизмов, таких как энтеробактерии, синегнойная палочка, стафилококки, некоторые виды стрептококков. При необходимости может быть обогащен углеводами, солями.

2. **Форма выпуска.** Набор расфасован по 100,200,300 и 400 мл в стеклянные бутылки.

3. **Меры предосторожности.** При работе с набором реагентов следует соблюдать требования данной инструкции по применению и правила работы с нагревательными приборами.

4. **Оборудование и материалы.**

1. Стерильные пробирки

2. Стерильные ватно-марлевые пробки


5. **Способ применения.**

Работа должна быть проведена с соблюдением правил асептики.

Перед использованием с бутылки с Бульоном Хоттингера снять алюминиевый колпачок, заменить резиновую пробку на стерильную ватно-марлевую и разлить в стерильные пробирки. В таком виде бульон можно хранить в течение 10 суток при температуре от 2 до 8°C. При необходимости бульон может быть обогащён углеводами и солями.

6. **Условия хранения и транспортирования.** Набор реагентов транспортируют в соответствии с СП 3.3.2.1248 – 03 при температуре от 2 до 25 °C.

Хранить набор реагентов необходимо в герметично закрытой упаковке, в защищенном от света месте при температуре от 2 до 25 °C в соответствии с СП 3.3.2.1248 – 03.

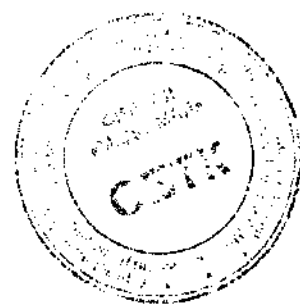

7. Срок годности 1 год. Набор с истекшим сроком годности не применять.

Рекламация на качество набора в течение срока годности следует направлять в адрес предприятия-изготовителя: НИИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи РАМН (Филиал «Медгамал» НИИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи РАМН); Россия, 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 тел. (499)193-30-50, (499)190-44-59; факс (499)190-66-71.

Зам. директора Филиала «Медгамал»
НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН)



Филиппова Н.Е.

200 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Зав. Кафедрой клинической
лабораторной диагностики

«РМАПО» Росздрава»



д.м.н. профессор Долгов В.В.

22» декабря 2009 г.

Подпись В.В. Долгове
удостоверяю: специалист по
кадровой работе ГОУ ДПО
РМАПО Росздрава
подпись [signature]

