

УТВЕРЖДАЮ

Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации

Г.Г.Онищенко

« 30 » 2009 г.

№ 01-11/11-09

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ питательного бульона для культивирования микроорганизмов (ПД-бульон)

Питательный бульон для культивирования микроорганизмов (ПД-бульон) представляет собой мелкодисперсный гигроскопичный порошок светло-желтого цвета.

Состав (г/л):

Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей	- 9,0
Гидролизат казеина ферментативный неглубокой степени расщепления	- 8,0
Экстракт кормовых дрожжей для микробиологических питательных сред сухой (ЭКД)	- 3,0
Натрий фосфорнокислый двузамещённый	- 1,5±0,5
Натрия хлорид	- 5,0
pH	- от 7,0 до 7,4.

Назначение. Для культивирования широкого спектра микроорганизмов, таких как энтеробактерии, синегнойная палочка, стафилококки, некоторые виды стрептококков.

Способ приготовления. Препарат в количестве, указанном на этикетке, размешать в 1 л дистиллированной воды, кипятить 2 мин. Профильтровать через бумажный фильтр, разлить в стерильные пробирки или флаконы и стерилизовать автоклавированием при температуре $(121 \pm 2)^\circ\text{C}$ в течение 15 минут.

Готовый к использованию бульон должен быть прозрачным или слабо-опалесцирующим светло-жёлтого цвета.

Готовый бульон можно использовать в течение 14 сут при условии хранения при температуре $2-8^\circ\text{C}$.

Форма выпуска. Препарат расфасован по 250 и 300 г в полиэтиленовые банки.

Хранение. В герметично закрытой упаковке в сухом защищенном от света месте при температуре от 2 до 25°C в соответствии с СП 3.3.2.1248-03.

Транспортирование. При температуре от 2 до 25°C , в соответствии с СП 3.3.2.1248-03.

Условия отпуска. Для лечебно-профилактических и санитарно-профилактических учреждений.

Срок годности - 2 года. Препарат с истекшим сроком годности использованию не подлежит.

Рекламации на качество препарата в течение гарантийного срока годности направлять в адрес ФГУН Государственный научно-исследовательский институт стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов им. Л.А.Тарасевича Роспотребнадзора (119002, г. Москва, Сивцев-Вражек, 41, телефон-факс (495) 241-39-22, факс (495) 241-92-38) и в адрес предприятия-производителя ОАО «Биомед» им.И.И.Мечникова (143422, Московская область, Красногорский район, с.Петрово-Дальнее, телефон (495) 635-45-45, факс (495) 630-15-68.

Генеральный директор
ОАО «Биомед» им.И.И.Мечникова

В.А.Михайлов

