

Ротационный микротом
Accu-Cut SRM 200
Инструкция по эксплуатации

Содержание.

Часть		Страница
Важная информация		
1	<u>Введение</u> Прибор – Общий вид Описание Техника безопасности Технические характеристики	
2	<u>▲ Установка</u> Общая информация Инструкция по распаковыванию Требования, предъявляемые к месту установки	
3	<u>▲ Инструкция по эксплуатации</u> Установка держателя объектов Прямая установка держателя объектов на механизм ориентации объектов Установка блока с образцом ▲ Установка базы держателя ножа Установка держателя одноразовых лезвий Установка одноразовых лезвий ▲ Настройка угла наклона ножа Ориентация объекта ▲ Тримминг объекта с помощью маховика грубой подачи Секционирование ▲ Установка и удаление объектов ▲ Протокол завершения работы	
4	<u>▲ Использование аксессуаров</u> Держатель объектов и съемные детали База держателя ножа ▲ Держатель одноразовых лезвий Настройка прижимной пластины для держателя одноразовых лезвий Держатель для многоразовых ножей	

5	⚠ Технический уход Чистка Снятие с эксплуатации Техническое обслуживание	
6	Диагностика неисправностей	
7	Ремонт	
8	Алфавитный указатель	

Обратите внимание: Символ ⚠ означает, что неправильное проведение операций может быть опасным для пользователя или прибора.

Важная информация.

Всегда храните эту инструкцию рядом с прибором. Внимательно прочитайте ее до того, как вы начнете использовать прибор.

Серийный номер.:

Дата установки:

	Sakura
	Finetek
Произведено	U.S.A., Inc. и
для:	Sakura
	Finetek
	Europe B.V.

Номер модели и серийный номер указаны на фирменном щитке с левой стороны прибора.

Убедитесь, что вы заполнили гарантийный талон, который вы можете найти вначале данной инструкции. Немедленно вышлите его, чтобы обеспечить правильную активацию гарантийного обслуживания.

Sakura Finetek U.S.A., Inc.
Torrance, CA, 90501, USA

Телефон: **310-972-7800** или **800-725-8723**
Факс: **310-972-7888**

Sakura Finetek Europe B.V.
2382 AT Zoeterwoude The Netherlands

Телефон: **+31-71-58.98.300** Телефакс: **+31-71-58.98.488**

Accu-CutTM SRMTM 200 представляет собой ротационный микротом ручного управления с функцией ретракции. Он предназначен для приготовления тонких срезов при проведении рутинных и научных исследований в гистологии.

Этот прибор создан для секционирования мягких тканей, залитых в парафин, а также более твердых образцов при условии, что они все еще

Часть 7.

Сервисное обслуживание.

Информация о сервисном обслуживании.

При возникновении проблем при проведении рутинных операций с ротационным микротомом Асси-Cut SRM 200 сначала обратитесь к части 7 «Диагностика неисправностей». Появления неполадок можно избежать путем корректной эксплуатации и очистки прибора. Если проблему невозможно устранить и прибор не функционирует, вы можете обратиться за помощью в наш отдел поддержки потребителей. Прибор необходимо подвергнуть дезинфекции до предоставления сервисного обслуживания.

Куда звонить.

Если вы находитесь не в США, Канаде или Пуэрто-Рико обратитесь в офис ближайшего дистрибьютора или представителя, уполномоченного компанией Sakura, для получения информации и помощи. Для получения информации о местном дистрибьюторе или представителе компании Sakura за пределами США, Канады и Пуэрто-Рико вы можете позвонить в компанию Sakura Finetek B.V. в Голландии, позвонив по телефону: +31-71-58.98.300, или отправить сообщение по факсу: +31-71-58.98.488.

При обращении в сервисную службу, пожалуйста, предоставьте следующую информацию:

- Модель и серийный номер прибора.
- Дата доставки.
- Местонахождение прибора и имя контактного лица.
- Причина обращения.

Информация о возврате оборудования.

Компания Sakura Finetek не может принять товары, возвращаемые без предварительной авторизации.

Если сам прибор или любая его деталь должны быть возвращены в компанию Sakura Finetek, пожалуйста, примите к сведению следующую информацию:

Пожалуйста, обратитесь непосредственно в компанию Sakura Finetek для получения авторизованного номера для возврата товара и инструкций по отправке груза.

Если прибор или его часть подверглись или находились в контакте с потенциально патогенными или радиоактивными материалами, необходимо деконтаминировать прибор или его часть. Потребитель должен ясно подтвердить деконтаминацию прибора. Наш сервисный персонал обязан узнавать об этом заранее.

Убедитесь, что на приборе нет радиоактивных и опасных бактерий, и сообщите в компанию Sakura Finetek о проведении процедуры деконтаминации, если она имела место.

В случае если прибор или любая его часть будут получены в состоянии, которое специалисты компании посчитают потенциально биологически опасным, прибор или его часть будут возвращены покупателю за его счет без предоставления сервисного обслуживания.