

УТВЕРЖДАЮ:

Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации

«29»

04

2004 г.

№

01-11/29

**ИНСТРУКЦИЯ**

по применению «Питательной среды для выделения и культивирования
холерного вибриона сухой»
(щелочной агар),

«Питательная среда для выделения и культивирования холерного
вибриона сухая» (щелочной агар), порошок для микробиологических целей.

Состав.

Панкреатический гидролизат казеина	15,0 г
Натрия хлорид	5,9 г
Динатрия фосфат обезвоженный	1,62 г
Натрий углекислый	1,4 г
Экстракт кормовых дрожжей	5,0 г
Агар микробиологический	(14,0±4,0) г

Питательная среда представляет собой мелкодисперсный порошок
желтого цвета, гигроскопичен.

Назначение

Среда предназначена для выделения и культивирования холерного
вибриона.

Способ применения

Препарат в количестве, указанном на этикетке, размешивают в 1 л
дистиллированной воды, кипятят до полного расплавления агара, фильтруют
через ватно-марлевый фильтр и стерилизуют автоклавированием в течение
20 мин при температуре (121±2) °С. Среду охлаждают до температуры 45-
50 °С, разливают в стерильные чашки Петри.

Готовую среду допускается хранить не более 14 сут при температуре 2-
8 °С.

Исследуемый материал засевают на чашки Петри со средой,
равномерно распределяя шпателем.

Учет результатов проводят через 12-14 ч инкубации посевов при
температуре 36-38 °С.

Взамен Инструкции по применению, утвержденной Минздравом РФ от 18.07.2002 г.

цель анал

Форма выпуска

Препарат расфасован по 200 или 500 г в полиэтиленовые банки вместимостью 250 или 500 мл, соответственно, или по 200 г в пакеты из трехслойной ламинированной бумаги.

Срок годности. Условия хранения, транспортирования

Хранить препарат в сухом, недоступном для детей месте и транспортировать в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 25 °С.

Срок годности – 4 года для препарата в банках, 2 года для препарата в пакетах. Препарат с истекшим сроком годности применению не подлежит.

Условия отпуска – для лечебно-профилактических и санитарно-профилактических учреждений.

Рекламации на качество препарата с обязательным указанием номера серии и даты изготовления направлять в ГИСК им. Л.А.Тарасевича по адресу: 119002 г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 41, тел/факс (095) 241-39-22 и в адрес предприятия-производителя ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ: 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 15, тел (095) 981-62-00.

Адрес производства – 367025, г. Махачкала, ул. Леваневского, д.24, тел. (8722) 62-47-79.

Директор
Департамента
государственной регистрации,
лицензирования и контроля качества
лекарственных средств
ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ



[Handwritten signature]

С.А. Коровкин

КОПИЯ ВІРНА 2 листа(ов)

И. В. Сакаева