

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФСН 42-0269-3164-02

УТВЕРЖДАЮ:

Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации
Онищенко
« 10 » 2002г.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Версена раствора

Версена раствор представляет собой раствор натриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты и неорганических солей в дистиллированной воде, простерилизованный фильтрацией через систему мембранных фильтров с конечным размером пор не более 0,22 мкм. Препарат антибиотиков не содержит.

Представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, без опалесценции и осадка. pH раствора от 7,3 до 7,7.

Назначение

Предназначен для отделения клеток монослойной культуры тканей от стекла.

Способ применения

Для проведения стерильных работ вскрытие бутылок производить в асептических условиях.

После удаления питательной среды в сосуд, где производилось культивирование клеток, вносят Версена раствор из расчета 1 мл на 4 см² рабочей поверхности плоскостного матраса. Например, в матрас вместимостью 1 л вносят (60 ± 5) мл раствора Версена, в матрас вместимостью 0,1 л – (10 ± 2) мл и оставляют при температуре (36 ± 1) °C на 5-10 мин или при температуре (20 ± 2) °C на 10-20 мин. Затем Версена раствор удаляют, клетки отделяют от стекла, встряхивая матрас и суспензируют их в питательной среде.

Форма выпуска

По (450±10) мл в стеклянных бутылках.

Условия хранения и транспортирования

Хранят в соответствии с СП 3.3.2.028-95 при температуре от 2 ° до 8 ° C.

Транспортирование в соответствии с СП 3.3.2.028-95 при температуре от 2 ° до 8 ° C.

Допускается кратковременное (до 48 часов) транспортирование при температуре до 20 ° C. Не допускается замораживание.

Срок годности

1 год.

Рекламации на качество препарата направлять в Государственный НИИ стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов им. Л.А.Тарасевича (121002, г. Москва, Сивцев Вражек, 41 тел. 241-39-22) и в адрес предприятия-изготовителя.

Директор Екатеринбургского
ГП по производству
бактериальных препаратов

И.П.Быков
05 2002 г.

Взамен Инструкции по применению, утвержденной Минздравом СССР 10.07.88

КОПИЯ ВЕР

Начальник управления
регистрации и обеспечения
качества лекарственных средств

С.А.Корова