

9017 42-0269-2609-02

УТВЕРЖДАЮ  
Главный государственный  
санитарный врач  
Российской Федерации  
*Г.ОНИЩЕНКО*  
«28» 2002г.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ХЕНКСА РАСТВОРА

Хенкса раствор представляет собой растворенную в дистиллированной воде смесь неорганических солей, глюкозы и индикатора фенолового красного (или без индикатора), простерилизованную фильтрованием через систему мембранных фильтров с конечным размером пор не более 0,22 мкм. Препарат антибиотиков не содержит.

Представляет собой прозрачную жидкость красновато-оранжевого цвета (с индикатором) или бесцветную (без индикатора), без опалесценции и осадка.  
рН раствора ( $6,8 \pm 0,2$ ).

### НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для работы с культурами клеток, для приготовления питательных сред на основе раствора Хенкса и растворения сухих препаратов.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат готов к применению. Для проведения стерильных работ вскрытие бутылки проводить в асептических условиях.

### ФОРМА ВЫПУСКА

Препарат выпускается в стеклянных бутылках по (450±10) мл.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранят в соответствии с СП 3.3.2.028-95 при температуре от 2 ° до 8 °С в защищенном от света месте.

Транспортирование в соответствии с СП 3.3.2.028-95 при температуре от 2 ° до 8 °С. Допускается кратковременное (до 48 часов) транспортирование при температуре до 20 °С. Не допускается замораживание.

### СРОК ГОДНОСТИ

2 года.

Рекламации на качество препарата направлять в Государственный НИИ стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов, им. Л.А.Тарасевича (121002, г. Москва, Сивцев Вражек, 41 тел. 241-39-22) и в адрес предприятия-изготовителя.

Директор Екатеринбургского ГП  
по производству бактериальных препаратов

«12» 04 2002 г.  
И.П.Быков

Взамен Инструкции по применению, утвержденной Минздравом СССР

КОПИЯ ВЕР  
Начальник управления  
регистрации и обеспечения  
СА Коркин