

Приказом Росздравнадзора

от 28 ноября 201 1 г. № 7774-17/11

Первый заместитель
генерального директора
ФГУП «НПО «Микроген»
Минздравсоцразвития России


П. В. Смачков
« 4 » ноября 2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов

Сыворотка лошадиная нормальная для бактериологических питательных
сред жидкая *раствор для микробиологических целей*

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов Сыворотка лошадиная нормальная для бактериологических питательных сред жидкая раствор для микробиологических целей предназначен для добавления в бактериологические питательные среды, применяемые для культивирования микроорганизмов (коринебактерий, стрептококков и др.) и определения токсигенности дифтерийных микробов.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

2.1. Принцип действия

Набор реагентов Сыворотка лошадиная нормальная для бактериологических питательных сред жидкая раствор для микробиологических целей изготавливается из крови лошадей доноров, представляет собой жидкость желтого или коричневого цвета без признаков гемолиза. Допускается при хранении наличие осадка. Содержит консервант хлороформ в концентрации не более 0,5 %.

При добавлении в питательный агар сыворотка обеспечивает рост микроорганизмов (коринебактерий, стрептококков и др.)

При добавлении в питательную среду для определения токсигенности не препятствует образованию токсина.

2.2. Состав набора

Набор реагентов Сыворотка лошадиная нормальная для

бактериологических питательных сред жидкая раствор для микробиологических целей.

По 1 флакону с Инструкцией по применению в пачке.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Набор реагентов Сыворотка лошадиная нормальная для бактериологических питательных сред жидкая раствор для микробиологических целей безопасен. Однако при работе следует использовать резиновые одноразовые перчатки, для разлива жидкостей – стеклянные пипетки или дозаторы с одноразовыми пластиковыми наконечниками.

Все сточные растворы, пробы, реагенты биологического происхождения и оборудование, находившееся в контакте с ними, следует обрабатывать в соответствии с СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных заболеваний».

4. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

В соответствии с инструкцией на бактериологические питательные среды, применяемые для культивирования микроорганизмов (коринебактерий, стрептококков и др.).

5. АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

В соответствии с инструкцией на бактериологические питательные среды, применяемые для культивирования микроорганизмов (коринебактерий, стрептококков и др.).

6. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

В соответствии с инструкцией на бактериологические питательные среды, применяемые для культивирования микроорганизмов (коринебактерий, стрептококков и др.).

7. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

В соответствии с инструкциями на бактериологические питательные среды, применяемые для культивирования микроорганизмов

(коринебактерий, стрептококков и др.).

8. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА

Набор реагентов Сыворотка лошадиная нормальная для бактериологических питательных сред жидкая раствор для микробиологических целей транспортируют при температуре от 2 до 25 °С в соответствии с СП 3.3.2.1248-03.

Хранят в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 8 °С.

Срок годности - 1 год. Препарат с истекшим сроком годности применению не подлежит.

Рекламации на качество с обязательным указанием серии и даты изготовления следует направлять в адрес предприятия-производителя (ФГУП «НПО «Микроген» Минздравсоцразвития России, Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-ая Дубровская, д. 15, тел. (495) 710-37-87) и в адрес производства (355019, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Биологическая, д. 20, тел.(8652) 24-40-84).

Ответственный за производство:
Заместитель директора филиала
ФГУП «НПО «Микроген»
Минздравсоцразвития России
в г.Ставрополь по производству

Ильесову Е.П. Ильясова
«20» июня 2011 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Зав. кафедрой клинической лабораторной диагностики
ГОУ ДПО «РМАПО Росздрава»
д.м.н, профессор

В. В. Долгов
«1» августа 2011 г.




B. B. Dozrohe

Key:

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 листа(ов)

КОПИЯ ВЕРНА

Начальник управления
регистрации и медицинских
исследований **А.Е. Ершов**

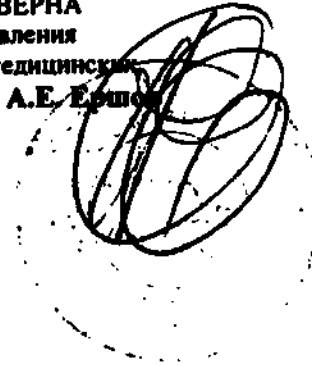

Приказом Росздравнадзора

от 28 июля 2011 г. № 7774-17/11

Первый заместитель
генерального директора
ФГУП «НПО «Микроген»
Минздравсоцразвития России


П. В. Смачков
«28 июля 2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов

Сыворотка лошадиная нормальная для бактериологических питательных
сред жидкая *раствор для микробиологических целей*

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов Сыворотка лошадиная нормальная для бактериологических питательных сред жидкая раствор для микробиологических целей предназначен для добавления в бактериологические питательные среды, применяемые для культивирования микроорганизмов (коринебактерий, стрептококков и др.) и определения токсигенности дифтерийных микробов.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

2.1. Принцип действия

Набор реагентов Сыворотка лошадиная нормальная для бактериологических питательных сред жидкая раствор для микробиологических целей изготавливается из крови лошадей доноров, представляет собой жидкость желтого или коричневого цвета без признаков гемолиза. Допускается при хранении наличие осадка. Содержит консервант хлороформ в концентрации не более 0,5 %.

При добавлении в питательный агар сыворотка обеспечивает рост микроорганизмов (коринебактерий, стрептококков и др.)

При добавлении в питательную среду для определения токсигенности не препятствует образованию токсина.

2.2. Состав набора

Набор реагентов Сыворотка лошадиная нормальная для

бактериологических питательных сред жидкая раствор для микробиологических целей.

По 1 флакону с Инструкцией по применению в пачке.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Набор реагентов Сыворотка лошадиная нормальная для бактериологических питательных сред жидкая раствор для микробиологических целей безопасен. Однако при работе следует использовать резиновые одноразовые перчатки, для разлива жидкостей – стеклянные пипетки или дозаторы с одноразовыми пластиковыми наконечниками.

Все сточные растворы, пробы, реагенты биологического происхождения и оборудование, находившееся в контакте с ними, следует обрабатывать в соответствии с СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных заболеваний».

4. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

В соответствии с инструкцией на бактериологические питательные среды, применяемые для культивирования микроорганизмов (коринебактерий, стрептококков и др.).

5. АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

В соответствии с инструкцией на бактериологические питательные среды, применяемые для культивирования микроорганизмов (коринебактерий, стрептококков и др.).

6. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

В соответствии с инструкцией на бактериологические питательные среды, применяемые для культивирования микроорганизмов (коринебактерий, стрептококков и др.).

7. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

В соответствии с инструкциями на бактериологические питательные среды, применяемые для культивирования микроорганизмов

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью *3* листа(ов)

КОПИЯ ВЕРНА
Начальник управления
регистрации и медицинских
исследований **А.Е. Ершов**

