

КОПИЯ ВЕРНА



Федеральный центр гигиены и эпидемиологии
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития

Ф.У. Хабриев
09 2006 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов для контроля микробной загрязненности
(для определения восстановления нитратов в нитриты)
«Питательная среда № 7 ГРМ»

НАЗНАЧЕНИЕ

«Питательная среда № 7 ГРМ» предназначена для выявления восстановления нитратов в нитриты бактериями семейства Enterobacteriaceae при контроле микробной загрязненности нестерильных лекарственных средств, а также при проведении исследований в санитарной и клинической микробиологии. «Питательная среда № 7 ГРМ» представляет собой мелкодисперсный гигроскопичный порошок светло-желтого цвета.

Выпускается в полиэтиленовых банках по 250 г.

ПРИНЦИП МЕТОДА

Качественное определение восстановления нитратов в нитриты энтеробактериями осуществляется микробиологическим методом.

Принцип метода – визуальное обнаружение изменения цвета среды при внесении реактива Грисса после инкубации выделенных культур.

СОСТАВ

«Питательная среда № 7 ГРМ» представляет собой смесь сухих компонентов из расчета г/л:

Панкреатический гидролизат рыбной муки (ПГРМ)	20,0
Дрожжевой экстракт	2,0
Калия нитрат	1,5

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«Питательная среда № 7 ГРМ» должна обеспечивать во всех засеянных пробирках рост тест-штаммов *Escherichia coli* ATCC 25922 и *Enterobacter cloacae* ГИСК А-186 через (21 ± 3) ч инкубации при температуре $(33 \pm 2)^\circ \text{C}$ при посеве бактериологической петлей и появление красного окрашивания, не исчезающего в течение 1-2 мин после внесения в засеянные пробирки реактива Грисса.

ОБРАЗЦЫ

Нестерильные лекарственные средства, объекты исследований в санитарной и клинической микробиологии.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Соблюдение «Правил устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противозидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения» (Москва, 1981 г.).

ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАГЕНТЫ

- Термостат обеспечивающий температуру $33 \pm 2^\circ \text{C}$
- Пробирки стеклянные вместимостью – 10 мл
- Пипетки стеклянные позволяющие отбирать объемы жидкости 1, 2 и 10 мл
- Цилиндр стеклянный мерный вместимостью 1000 мл
- Чашки Петри стерильные
- Спиртовка
- Вода дистиллированная
- Масло вазелиновое стерильное
- Петля бактериологическая
- Колбы
- Воронка стеклянная
- Реактив Грисса

ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

Приготовление «Питательной среды № 7 ГРМ».

23,5 г питательной среды размешивают в 1 л дистиллированной воды, кипятят в течение 2 мин, фильтруют через ватно-марлевый фильтр, разливают по 10 мл в стеклянные

пробирки по ГОСТ 25336-82 Е и стерилизуют автоклавированием при температуре $(121 \pm 1)^\circ \text{C}$ в течение 15 мин.

Готовая среда прозрачная, желтого цвета. Готовую среду можно использовать в течение 14 дней при условии хранения в холодильнике.

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

Методика качественного определения восстановления нитратов в нитриты энтеробактериями изложена в ГосФармакопее СССР XI, вып. 2, стр. 197.

РАСЧЕТЫ

Для получения достоверных результатов посеvy образцов производить не менее, чем в трех повторностях.

Определение проводят визуально.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


«Питательную среду № 7 ГРМ» необходимо хранить в герметично закрытой упаковке в сухом защищенном от света месте при температуре от 2 до 30°C .

Срок годности - 2 года.

Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение настоящей инструкции по применению.

По вопросам, касающимся качества «Питательной среды № 7 ГРМ» в течение срока годности следует обращаться в адрес предприятия-изготовителя: 142279 Оболенск, Московская обл., Серпуховский р-н, ФГУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии», тел. (4967) 36-00-20, факс 36-01-16.

Директор ФГУН ГНЦ ПМБ
доктор медицинских наук

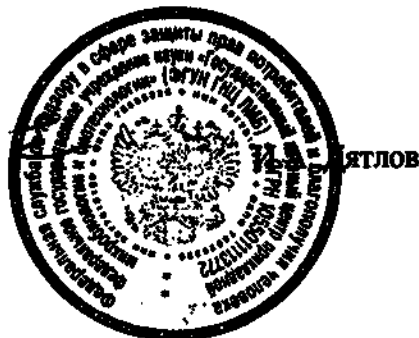

Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено подписью и печатью

3 (три)

листов. Подпись

Л. Илюх

