

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «САНВУТ»



С.В. Воробьев

10.12. 2013 г.

мебель лабораторная «САНВУТ-ЛАБ»

Руководство по эксплуатации

СНВТ.942819.002 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ	3
2 КОМПЛЕКТНОСТЬ	3
3 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	3
4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕБЕЛИ	3
5 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	4
6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
7 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	7
8 МАРКИРОВКА	7
9 УПАКОВКА	7
10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	7
11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	8
12 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	8
13 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	8
14 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	8
15 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	9
ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА	9

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации распространяются мебель лабораторную «САНВУТ-ЛАБ» (в дальнейшем – мебель), предназначенную для оснащения медицинских лабораторий лечебно – профилактических учреждений широкого профиля, а именно: для хранения одежды персонала, хранения реактивов, хранения инструментов реагентов и принадлежностей, для размещения лабораторных приборов и аппаратов.

Мебель изготавливается для эксплуатации в климатических условиях УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150, по устойчивости к механическим воздействиям в процессе эксплуатации – по группе изделий 1 по ГОСТ Р 50444.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки мебели включать в себя:

-Изделие одного из исполнений в сборе

1 шт

-Паспорт

1 шт

Примечание – При поставке мебели в разобранном виде, крепежные элементы поставляются установленными в местах крепления или уложенными в отдельный пакет.
Примечание – Объем поставки определяется по согласованию с заказчиком.

3. ПОДГОТОВКА МЕБЕЛИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

3.1 Полученное изделие распакуйте, ознакомьтесь с его устройством по паспорту.

3.2 Соберите изделие, согласно прилагаемой инструкции в паспорте.

3.3 Протрите наружные и внутренние поверхности чистой ветошью.

4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕБЕЛИ

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой от +10° до +35° С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

- Не допускайте в помещении высоких или низких температур, а также резких перепадов температур;

- Не допускайте воздействия на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей);
- Не проводите по поверхности и не ударяйте их острыми или тяжёлыми твёрдыми предметами;

- При заполнении шкафов, полок необходимо равномерно распределяйте нагрузку. Для высоких шкафов рекомендуется тяжёлые вещи хранить в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости;

- При использовании мебели не следует прилагать излишние усилия для открывания дверей, выдвижных ящиков и иных подвижных частей. Их надлежащая работа обеспечивается путём регулировки.

- При эксплуатации мебели не допускается превышать допустимые нагрузки.

- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери и полки необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин следует немедленно заменить поврежденную стеклодеталь.

- Во избежание опрокидывания мебели запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери или выдвигать все ящики одновременно.

5 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мебель лабораторная «САНБУТ-ЛАБ» имеет следующие исполнения, размеры и массу:

Таблица 1

Наименование	Габаритные размеры (Ш x Г x В), мм	Масса, кг
Тумба лабораторная АБТ 1-12Э	420*500*750	40
Тумба лабораторная АБТ 1-13Э	400*500*680	40
Тумба лабораторная АБТ 1-14Э	400*500*680	40
Тумба лабораторная АБТ 1-15Э	400*500*680	45
Тумба лабораторная АБТ 1-16Э	400*500*680	55
Тумба лабораторная АБТ 1-17Э	400*500*680	40
Тумба лабораторная АБТ 1-18Э	600*500*680	40
Тумба лабораторная АБТ 1-19Э	600*500*680	50
Тумба лабораторная АБТ 1-20Э	600*500*680	55
Тумба лабораторная АБТ 1-21Э	600*600*850 (750)	45
Тумба лабораторная АБТ 1-22Э	600*600*850 (750)	50
Тумба лабораторная АБТ 1-23Э	500*500*750	40
Тумба лабораторная АБТ 2-13Э	900*500*750	70
Тумба лабораторная АБТ 2-14Э	900*500*750	75
Тумба лабораторная АБТ 2-15Э	860*600*850	70
Тумба лабораторная АБТ 2-16Э	860*600*850	70
Тумба лабораторная АБТ 2-1Э	600*500*680	35
Тумба лабораторная МТ/А С-4.1	540*530*850	50
Тумба лабораторная МТ/А С-4.2	540*530*850	50
Тумба лабораторная МТК С-4.3	540*530*850	55
Тумба лабораторная МТ С-4.4	540*530*850	60
Тумба лабораторная МТ С-4.5	540*530*850	40
Тумба лабораторная МТ С-4.6	540*530*850	40
Тумба лабораторная МТ С-5	540*530*850	60
Стол лабораторный АБЛ 1Э	1400*600*1350	145
Стол лабораторный АБЛ 2Э	1400*600*1700	170
Стол лабораторный АБЛ 3Э	1400*600*1350	140
Стол лабораторный АБЛ 4Э	1400*600*1350	125
Стол лабораторный АБЛ 5Э	2500*600*850	170
Стол лабораторный АБЛ 6.3Э	2500*600*850	180

Таблица 1 (продолжение)

Наименование	Габаритные размеры (Ш x Г x В), мм	Масса, кг
Стол лабораторный АБС 1-9Э	1200*600*850	95
Стол лабораторный АБС 1-10Э	1200*600*850	90
Стол лабораторный АБС 1-11Э	1200*600*850	100
Стол лабораторный АБС 2-1Э	1500*600*750	130
Стол лабораторный АБС 2-2Э	1500*600*750	110
Стол лабораторный АБС 2-8Э	1500*600*850	120
Стол лабораторный АБС 3-1Э	2700*600*850	150
Стол лабораторный АБС 0-2Э	1200*600*850	60
Стол лабораторный АБЛ 6Э	1200*600*1600	130
Стол лабораторный АБЛ 7Э	2000*1200*1600	210
Стол лабораторный АБЛ 8Э	2000*1200*1600	250
Стол лабораторный АБЛ 9Э	1500*1200*1600	160
Стол лабораторный МС/О С-2.1	1100*530*850	65
Стол лабораторный МСТ С-2.2	1100*530*850	100
Стол лабораторный МС/Т С-2.2	1100*530*850	100
Стол лабораторный МСР С-3	700*473*128	10
Стол лабораторный СЛК - 1	1850*650*800	200
Стол-мойка лабораторный АБМ 1Э	600*600*850	75
Стол-мойка лабораторный АБМ 2Э	1000*600*850	85
Стол-мойка лабораторный АБМ 3Э	1400*600*850	110
Стол-мойка лабораторный АБМ 3.1Э	1400*600*850	110
Стол-мойка лабораторный МУ/Д С-1.1	800*800*850	70
Стол-мойка лабораторный МУ/Л С-1	800*800*850	70
Стол-мойка лабораторный МП/Л С-1.3	600*530*850	60
Стол-мойка лабораторный МП С-1.4	600*530*850	60
Пост медсестры АБП 1Э	1600*1600*1180	160
Пост медсестры АБП 2Э	1600*1600*1180	160
Пост медсестры АБП 5Э	1600*1600*750	120
Пост медсестры АБП 6Э	1600*1600*750	125
Пост медсестры АБП 7Э	1600*1600*750	120
Стол лабораторный для регистрации и выписки анализов АБВ 8Э	1200*1200*600	50

Таблица 1 (продолжение)

Наименование	Габаритные размеры (Ш x Г x В), мм	Масса, кг
Шкаф лабораторный АБШ 1-18Э	500*400*1700	110
Шкаф лабораторный АБШ 1-19Э	500*400*1700	110
Шкаф лабораторный АБШ 1-20Э	500*400*1700	120
Шкаф лабораторный АБШ 1-21-1Э	500*550*1900	110
Шкаф лабораторный АБШ 1-21Э	500*550*1900	110
Шкаф лабораторный АБШ 1-22Э	500*400*1700	120
Шкаф лабораторный АБШ 1-23Э	500*400*1700	120
Шкаф лабораторный АБШ 1-24Э	520*500*1700	110
Шкаф лабораторный АБШ 2-12Э	900*400*1700	130
Шкаф лабораторный АБШ 2-13Э	900*400*1700	130
Шкаф лабораторный АБШ 2-14Э	900*500*1350	170
Шкаф лабораторный АБШ 2-15Э	900*400*1700	120
Шкаф лабораторный АБШ 2-18Э	900*400*1700	130
Шкаф лабораторный АБШ 2-19Э	900*400*1700	130
Шкаф лабораторный АБШ 2-0Э	1000*400*1700	90
Шкаф лабораторный АБШ 2-20Э	1200*400*1700	140
Шкаф лабораторный АБШ 2-21Э	1200*400*1700	150
Шкаф лабораторный АБШ 2-22Э	1200*400*1700	150
Шкаф лабораторный АБШ 2-25Э	900*500*1900	145
Шкаф для одежды и белья АБШ 2-16Э	770*384*1800	80
Шкаф для одежды и белья АБШ 2-17Э	770*400*1800	80
Шкаф для одежды и белья АБШ 2-23Э	770*400*1800	95
Шкаф для одежды и белья АБШ 2-24Э	900*550*1900	120
Шкаф лабораторный навесной АБШН 2Э	1000*300*450	40
Шкаф лабораторный навесной АБШН 3Э	1000*300*450	40

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Чистку и дезинфекцию мебели производите 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или другими средствами, соответствующими МУ 287-113, влажной салфеткой.

6.2 После чистки внутренние и наружные поверхности мебели необходимо вытереть насухо.

7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

После транспортирования и хранения в условиях отрицательных температур мебель должна быть выдержана в транспортной таре в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150 не менее 8 ч.

8. МАРКИРОВКА

8.1 Маркировка – по ГОСТ 16371 и ГОСТ Р 50444.

8.2 На каждом изделии должна быть этикетка, на которой указано:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование или обозначение исполнения изделия;
- год выпуска;
- обозначение знака соответствия сертифицированной продукции;
- обозначение ГОСТ 16371.

8.3 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192.

На ящик должны быть нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Хрупкое, осторожно», «Беречь от влаги» и надпись «Условия хранения – 2».

9. УПАКОВКА

9.1 Упаковка – по ГОСТ 16371 и ГОСТ Р 50444.

9.2 Составные части мебели должны быть обернуты оберточной бумагой по ГОСТ 8273, ГОСТ 515, ГОСТ 8828, обвязаны шпагатом по ГОСТ 17308 или оклеены лентой клеевой ГОСТ 18251. Допускается дополнительно обертывать каждую упаковочную единицу пленкой полиэтиленовой по ГОСТ 10354.

9.3 Крепежные элементы, фурнитура и сопроводительная документация должны быть уложены в пакеты из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354. Пакет должен быть заварен и прикреплен к одной из частей изделия. Крепежные элементы и фурнитуру так же допускается укладывать в коробки по ГОСТ 12301.

9.4 Упаковывание стеклоизделий для мебели должны соответствовать требованиям ГОСТ 6799.

9.5 Допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность при транспортировании и хранении изделий мебели.

10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

10.1 Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования мебели по условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

10.2 Мебель в упаковке предприятия-изготовителя должна храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и сборки (мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяцев.

11.3 Гарантийный срок хранения исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 8 месяцев со дня поступления мебели к потребителю.

11.4 Гарантийный ремонт изделия осуществляется ООО «САНВУТ» за счет предприятия-изготовителя.

11.5 Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, стоимость ремонта оплачивает учреждение-владелец изделия.

11.6 Предприятие-изготовитель не несет ответственности за исправность мебели и не гарантирует его работу в случаях:

- а) несоблюдение правил эксплуатации.
- б) небрежности при хранении и транспортировке.

12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

12.1 Материалы рекламаций следует направлять по адресу:

ООО «САНВУТ», Россия, 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.86, секция 7, 7 этаж Телефон +7 (343) 272-00-27, 272-00-24 (25,26, 28, 29, 30),
E-mail: sanvut@mail.ru

12.2 Претензии потребителя удовлетворяются изготовителем после получения рекламации, в которую входят:

- акт о причинах поломки;
- товаросопроводительная документация, прилагаемая заводом к изделию;

12.3 Без перечисленных материалов, изготовитель не принимает рекламации.

Не рассматриваются и не удовлетворяются также рекламации на изделия, которые подверглись ремонту у потребителя.

12.4 В акте обязательно должны быть указаны:

- время получения изделия и номер документа, по которому он получен;
- общее время работы с начала эксплуатации;

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

наименование изделия

упакован в ООО «САНВУТ», согласно

требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

14. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Мебель не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, однако после использования подлежат утилизации согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 (для отходов класса А).

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

наименование изделия

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

МП _____

личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

Руководитель _____

Предприятия обозначение документа,
по которому производится поставка

МП _____

личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

наименование изделия

Товар получен без видимых повреждений, проверен в моем присутствии, претензий по внешнему виду и комплектности не имею.
С гарантийными условиями ознакомлен.

Подпись покупателя: _____

Дата: « ____ » _____ 20 г.

----- Заполняется продавцом -----

Дата продажи: « ____ » _____ 20 г.

Продавец
(подпись) _____

Место печати

прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 9 (девяти) лист(ов)

Генеральный директор
ООО «САНБУТ»

И.С. Воробьев
« 10 » сентября 2013г

