

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «СБМ»

Королев Д.Г.

«11» июня 2021 г.



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Стол-мойка лабораторный по ТУ 32.50.30-005-58905556-2021
(ВЕРСИЯ 1.1)**

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Стол-мойка лабораторный по ТУ 32.50.30-005-58905556-2021, (далее по тексту – изделие, мебель, стол).

2. ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

1. Стол-мойка лабораторный серии «СМС-ПВ»: ЛК-600-СМС-ПВ-В, ЛК-900-СМС-ПВ-В, ЛК-1200-СМС-ПВ-В-1, ЛК-1200-СМС-ПВ-В-2, ЛК-1500-СМС-ПВ-В-1, ЛК-1500-СМС-ПВ-В-2, ЛК-600-СМС-ПВ-Н, ЛК-900-СМС-ПВ-Н, ЛК-1200-СМС-ПВ-Н-1, ЛК-1200-СМС-ПВ-Н-2, ЛК-1500-СМС-ПВ-Н-1, ЛК-1500-СМС-ПВ-Н-2;

2. Стол-мойка лабораторный серии «СМС-Г»: ЛК-600-СМС-Г-В, ЛК-900-СМС-Г-В, ЛК-1200-СМС-Г-В-1, ЛК-1200-СМС-Г-В-2, ЛК-1500-СМС-Г-В-1, ЛК-1500-СМС-Г-В-2, ЛК-600-СМС-Г-Н, ЛК-900-СМС-Г-Н, ЛК-1200-СМС-Г-Н-1, ЛК-1200-СМС-Г-Н-2, ЛК-1500-СМС-Г-Н-1, ЛК-1500-СМС-Г-Н-2;

3. Стол-мойка лабораторный серии «СМС»: ЛК-600-СМС-В, ЛК-800-СМС-В, ЛК-1200-СМС-В-1, ЛК-1200-СМС-В-2, ЛК-1500-СМС-В-1, ЛК-1500-СМС-В-2, ЛК-600-СМС-Н, ЛК-800-СМС-Н, ЛК-1200-СМС-Н-1, ЛК-1200-СМС-Н-2, ЛК-1500-СМС-Н-1, ЛК-1500-СМС-Н-2;

4. Стол-мойка лабораторный серии «СМС-Д»: ЛК-1200-СМС-Д-Л-П-1, ЛК-1200-СМС-Д-Л-ЛН-1, ЛК-1200-СМС-Д-Л-Г-1, ЛК-1500-СМС-Д-Л-П-1, ЛК-1500-СМС-Д-Л-ЛН-1, ЛК-1500-СМС-Д-Л-Г-1, ЛК-1200-СМС-Д-С-П-1, ЛК-1200-СМС-Д-С-ЛН-1, ЛК-1200-СМС-Д-С-Г-1, ЛК-1500-СМС-Д-С-П-1, ЛК-1500-СМС-Д-С-ЛН-1, ЛК-1500-СМС-Д-С-Г-1, ЛК-1200-СМС-Д-П-П-1, ЛК-1200-СМС-Д-П-ЛН-1, ЛК-1200-СМС-Д-П-Г-1, ЛК-1500-СМС-Д-П-П-1, ЛК-1500-СМС-Д-П-ЛН-1, ЛК-1500-СМС-Д-П-Г-1, ЛК-1200-СМС-Д-Л-П-2, ЛК-1200-СМС-Д-Л-ЛН-2, ЛК-1200-СМС-Д-Л-Г-2, ЛК-1500-СМС-Д-Л-П-2, ЛК-1500-СМС-Д-Л-ЛН-2, ЛК-1500-СМС-Д-Л-Г-2, ЛК-1200-СМС-Д-С-П-2, ЛК-1200-СМС-Д-С-ЛН-2, ЛК-1200-СМС-Д-С-Г-2, ЛК-1500-СМС-Д-С-П-2, ЛК-1500-СМС-Д-С-ЛН-2, ЛК-1500-СМС-Д-С-Г-2, ЛК-1200-СМС-Д-П-П-2, ЛК-1200-СМС-Д-П-ЛН-2, ЛК-1200-СМС-Д-П-Г-2, ЛК-1500-СМС-Д-П-П-2, ЛК-1500-СМС-Д-П-ЛН-2, ЛК-1500-СМС-Д-П-Г-2;

5. Стол-мойка лабораторный серии «СМС-ДТ»: ЛК-1500-СМС-ДТ-Л-П, ЛК-1500-СМС-ДТЛ-ЛН, ЛК-1500-СМС-ДТ-Л-Г, ЛК-1500-СМС-ДТ-С-П, ЛК-1500-СМС-ДТ-С-ЛН, ЛК-1500-СМС-ДТ-С-Г, ЛК-1500-СМС-ДТ-П-П, ЛК-1500-СМС-ДТ-П-ЛН, ЛК-1500-СМС-ДТ-П-Г.

3. НАЗНАЧЕНИЕ

Для мытья лабораторной посуды после проведения лабораторных исследований.

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

клинико-диагностические лаборатории.

5. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

медицинский персонал.

6. ПОКАЗАНИЯ

Необходимость мытья лабораторной посуды после проведения лабораторных исследований.

7. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Отсутствуют.

8. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

8.1 Мебель должна соответствовать основным габаритным размерам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	масса, кг
Стол-мойка лабораторный серии «СМС-ПВ»	ЛК-600-СМС-ПВ-В	600х600х900-930	36
	ЛК-900-СМС-ПВ-В	900х600х900-930	43
	ЛК-1200-СМС-ПВ-В-1	1200х600х900-930	55
	ЛК-1200-СМС-ПВ-В-2	1200х600х900-930	56
	ЛК-1500-СМС-ПВ-В-1	1500х600х900-930	63
	ЛК-1500-СМС-ПВ-В-2	1500х600х900-930	64
	ЛК-600-СМС-ПВ-Н	600х600х900-930	36
	ЛК-900-СМС-ПВ-Н	900х600х900-930	43
	ЛК-1200-СМС-ПВ-Н-1	1200х600х900-930	55
	ЛК-1200-СМС-ПВ-Н-2	1200х600х900-930	56
	ЛК-1500-СМС-ПВ-Н-1	1500х600х900-930	63
	ЛК-1500-СМС-ПВ-Н-2	1500х600х900-930	64
Стол-мойка лабораторный серии «СМС-Г»	ЛК-600-СМС-Г-В	600х600х900-930	66
	ЛК-900-СМС-Г-В	900х600х900-930	88
	ЛК-1200-СМС-Г-В-1	1200х600х900-930	107
	ЛК-1200-СМС-Г-В-2	1200х600х900-930	109
	ЛК-1500-СМС-Г-В-1	1500х600х900-930	126
	ЛК-1500-СМС-Г-В-2	1500х600х900-930	128
	ЛК-600-СМС-Г-Н	600х600х900-930	66
	ЛК-900-СМС-Г-Н	900х600х900-930	88
	ЛК-1200-СМС-Г-Н-1	1200х600х900-930	107
	ЛК-1200-СМС-Г-Н-2	1200х600х900-930	109
	ЛК-1500-СМС-Г-Н-1	1500х600х900-930	126
	ЛК-1500-СМС-Г-Н-2	1500х600х900-930	128
Стол-мойка лабораторный серии «СМС»	ЛК-600-СМС-В	600х600х900-930	34
	ЛК-800-СМС-В	800х600х900-930	42
	ЛК-1200-СМС-В-1	1200х600х900-930	50
	ЛК-1200-СМС-В-2	1200х600х900-930	52
	ЛК-1500-СМС-В-1	1500х600х900-930	58
	ЛК-1500-СМС-В-2	1500х600х900-930	60
	ЛК-600-СМС-Н	600х600х900-930	34
	ЛК-800-СМС-Н	800х600х900-930	42
	ЛК-1200-СМС-Н-1	1200х600х900-930	50
	ЛК-1200-СМС-Н-2	1200х600х900-930	52
	ЛК-1500-СМС-Н-1	1500х600х900-930	58
	ЛК-1500-СМС-Н-2	1500х600х900-930	60
Стол-мойка лабораторный серии «СМС-Д»	ЛК-1200-СМС-Д-Л-П-1	1200х600х900-930	107
	ЛК-1200-СМС-Д-Л-ЛН-1	1200х600х900-930	107
	ЛК-1200-СМС-Д-Л-Г-1	1200х600х900-930	109
	ЛК-1500-СМС-Д-Л-П-1	1500х600х900-930	126
	ЛК-1500-СМС-Д-Л-ЛН-1	1500х600х900-930	126
	ЛК-1500-СМС-Д-Л-Г-1	1500х600х900-930	128
	ЛК-1200-СМС-Д-С-П-1	1200х600х900-930	107
	ЛК-1200-СМС-Д-С-ЛН-1	1200х600х900-930	107
	ЛК-1200-СМС-Д-С-Г-1	1200х600х900-930	109

	ЛК-1500-СМС-Д-С-П-1	1500х600х900-930	126
	ЛК-1500-СМС-Д-С-ЛН-1	1500х600х900-930	126
	ЛК-1500-СМС-Д-С-Г-1	1500х600х900-930	128
	ЛК-1200-СМС-Д-П-П-1	1200х600х900-930	107
	ЛК-1200-СМС-Д-П-ЛН-1	1200х600х900-930	107
	ЛК-1200-СМС-Д-П-Г-1	1200х600х900-930	109
	ЛК-1500-СМС-Д-П-П-1	1500х600х900-930	126
	ЛК-1500-СМС-Д-П-ЛН-1	1500х600х900-930	126
	ЛК-1500-СМС-Д-П-Г-1	1500х600х900-930	128
	ЛК-1200-СМС-Д-Л-П-2	1200х600х900-930	109
	ЛК-1200-СМС-Д-Л-ЛН-2	1200х600х900-930	109
	ЛК-1200-СМС-Д-Л-Г-2	1200х600х900-930	115
	ЛК-1500-СМС-Д-Л-П-2	1500х600х900-930	128
	ЛК-1500-СМС-Д-Л-ЛН-2	1500х600х900-930	128
	ЛК-1500-СМС-Д-Л-Г-2	1500х600х900-930	134
	ЛК-1200-СМС-Д-С-П-2	1200х600х900-930	109
	ЛК-1200-СМС-Д-С-ЛН-2	1200х600х900-930	109
	ЛК-1200-СМС-Д-С-Г-2	1200х600х900-930	115
	ЛК-1500-СМС-Д-С-П-2	1500х600х900-930	128
	ЛК-1500-СМС-Д-С-ЛН-2	1500х600х900-930	128
	ЛК-1500-СМС-Д-С-Г-2	1500х600х900-930	134
	ЛК-1200-СМС-Д-П-П-2	1200х600х900-930	109
	ЛК-1200-СМС-Д-П-ЛН-2	1200х600х900-930	109
	ЛК-1200-СМС-Д-П-Г-2	1200х600х900-930	115
	ЛК-1500-СМС-Д-П-П-2	1500х600х900-930	128
	ЛК-1500-СМС-Д-П-ЛН-2	1500х600х900-930	128
	ЛК-1500-СМС-Д-П-Г-2	1500х600х900-930	134
Стол-мойка лабораторный серии «СМС-ДТ»	ЛК-1500-СМС-ДТ-Л-П	1500х750х900-930	113
	ЛК-1500-СМС-ДТЛ-ЛН	1500х750х900-930	113
	ЛК-1500-СМС-ДТ-Л-Г	1500х750х900-930	115
	ЛК-1500-СМС-ДТ-С-П	1500х750х900-930	113
	ЛК-1500-СМС-ДТ-С-ЛН	1500х750х900-930	113
	ЛК-1500-СМС-ДТ-С-Г	1500х750х900-930	115
	ЛК-1500-СМС-ДТ-П-П	1500х750х900-930	113
	ЛК-1500-СМС-ДТ-П-ЛН	1500х750х900-930	113
	ЛК-1500-СМС-ДТ-П-Г	1500х750х900-930	115
Примечания:			
1. Допустимое отклонение от габаритных размеров ± 4 мм.			
2. Допустимое отклонение от значений массы $\pm 10\%$.			

8.2 Функциональные характеристики

• Стол-мойка лабораторный серии «СМС-ПВ»

Стол представляет собой изделие сборно-разборной конструкции, состоящее из верхней части-тумбы с мойкой(ми), смесителем, рабочей поверхностью и нижней части-каркаса. Каркас с регулируемыми опорами.

Каркас в исполнениях:

-высокий, сборно-разборный: ЛК-600-СМС-ПВ-В, ЛК-900-СМС-ПВ-В, ЛК-1200-СМС-ПВ-В-1, ЛК-1200-СМС-ПВ-В-2, ЛК-1500-СМС-ПВ-В-1, ЛК-1500-СМС-ПВ-В-2;

-низкий, цельносварной: ЛК-600-СМС-ПВ-Н, ЛК-900-СМС-ПВ-Н, ЛК-1200-СМС-ПВ-Н-1, ЛК-1200-СМС-ПВ-Н-2, ЛК-1500-СМС-ПВ-Н-1, ЛК-1500-СМС-ПВ-Н-2.

Тумба имеет одно отделение, оснащена двумя дверцами с ручками и:

-одной мойкой: ЛК-600-СМС-ПВ-В, ЛК-900-СМС-ПВ-В, ЛК-600-СМС-ПВ-Н, ЛК-900-СМС-ПВ-Н, ЛК-1200-СМС-ПВ-В-1, ЛК-1500-СМС-ПВ-В-1, ЛК-1200-СМС-ПВ-Н-1, ЛК-1500-СМС-ПВ-Н-1;

-двумя мойками: ЛК-1200-СМС-ПВ-В-2, ЛК-1500-СМС-ПВ-В-2, ЛК-1200-СМС-ПВ-Н-2, ЛК-1500-СМС-ПВ-Н-2.

Рабочая поверхность имеет противопротливочный бортик по периметру.

Зазоры между дверью и корпусом должны быть равномерными.

Стол должен стоять на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и каркасом должен быть не более 3 мм.

Зазоры в проемах не должны превышать:

- для двери – 2 мм.

Предельные отклонения от перпендикулярности и параллельности плоскостей, осей или ребер главных конструктивных элементов и плоскости, определенной точками опоры или боковыми стенами, не должны превышать 2 мм на 1 м.

Конструкция должна обеспечивать удобство уборки стола и помещения.

Дверь должна открываться на угол не менее 90°.

Эксплуатационная нагрузка на стол должна быть не более 20 кг.

• Стол-мойка лабораторный серии «СМС-Г»

Стол представляет собой изделие сборно-разборной конструкции, состоящее из верхней части-тумбы с мойкой(ми), смесителем, рабочей поверхностью и нижней части-каркаса. Каркас с регулируемыми опорами.

Каркас в исполнениях:

-высокий, сборно-разборный: ЛК-600-СМС-Г-В, ЛК-900-СМС-Г-В, ЛК-1200-СМС-Г-В-1, ЛК-1200-СМС-Г-В-2, ЛК-1500-СМС-Г-В-1, ЛК-1500-СМС-Г-В-2;

-низкий, цельносварной: ЛК-600-СМС-Г-Н, ЛК-900-СМС-Г-Н, ЛК-1200-СМС-Г-Н-1, ЛК-1200-СМС-Г-Н-2, ЛК-1500-СМС-Г-Н-1, ЛК-1500-СМС-Г-Н-2.

Тумба имеет одно отделение, оснащена двумя дверцами с ручками и:

-одной мойкой: ЛК-600-СМС-Г-В, ЛК-900-СМС-Г-В, ЛК-600-СМС-Г-Н, ЛК-900-СМС-Г-Н, ЛК-1200-СМС-Г-В-1, ЛК-1500-СМС-Г-В-1, ЛК-1200-СМС-Г-Н-1, ЛК-1500-СМС-Г-Н-1;

-двумя мойками: ЛК-1200-СМС-Г-В-2, ЛК-1500-СМС-Г-В-2, ЛК-1200-СМС-Г-Н-2, ЛК-1500-СМС-Г-Н-2.

Рабочая поверхность имеет противопротливочный бортик по периметру.

Зазоры между дверью и корпусом должны быть равномерными.

Стол должен стоять на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и каркасом должен быть не более 3 мм.

Зазоры в проемах не должны превышать:

- для двери – 2 мм.

Предельные отклонения от перпендикулярности и параллельности плоскостей, осей или ребер главных конструктивных элементов и плоскости, определенной точками опоры или боковыми стенами, не должны превышать 2 мм на 1 м.

Конструкция должна обеспечивать удобство уборки стола и помещения.

Дверь должна открываться на угол не менее 90°.

Эксплуатационная нагрузка на стол должна быть не более 20 кг.

• Стол-мойка лабораторный серии «СМС»

Стол представляет собой изделие сборно-разборной конструкции, состоящее из верхней части-тумбы с мойкой(ми), смесителем, рабочей поверхностью и нижней части-каркаса. Каркас с регулируемыми опорами.

Каркас в исполнениях:

-высокий, сборно-разборный: ЛК-600-СМС-В, ЛК-800-СМС-В, ЛК-1200-СМС-В-1, ЛК-1200-СМС-В-2, ЛК-1500-СМС-В-1, ЛК-1500-СМС-В-2;

-низкий, цельносварной: ЛК-600-СМС-Н, ЛК-800-СМС-Н, ЛК-1200-СМС-Н-1, ЛК-1200-СМС-Н-2, ЛК-1500-СМС-Н-1, ЛК-1500-СМС-Н-2.

Тумба имеет одно отделение, оснащена двумя дверцами с ручками и:

-одной мойкой: ЛК-600-СМС-В, ЛК-800-СМС-В, ЛК-600-СМС-Н, ЛК-800-СМС-Н, ЛК-1200-СМС-В-1, ЛК-1500-СМС-В-1, ЛК-1200-СМС-Н-1, ЛК-1500-СМС-Н-1;

-двумя мойками: ЛК-1200-СМС-В-2, ЛК-1500-СМС-В-2, ЛК-1200-СМС-Н-2, ЛК-1500-СМС-Н-2.

Рабочая поверхность имеет противопроточный бортик по периметру.

Зазоры между дверью и корпусом должны быть равномерными.

Стол должен стоять на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и каркасом должен быть не более 3 мм.

Зазоры в проемах не должны превышать:

- для двери – 2 мм.

Предельные отклонения от перпендикулярности и параллельности плоскостей, осей или ребер главных конструктивных элементов и плоскости, определенной точками опоры или боковыми стенами, не должны превышать 2 мм на 1 м.

Конструкция должна обеспечивать удобство уборки стола и помещения.

Дверь должна открываться на угол не менее 90°.

Эксплуатационная нагрузка на стол должна быть не более 20 кг.

• Стол-мойка лабораторный серии «СМС-Д»

Стол представляет собой изделие сборно-разборной конструкции, состоящее из верхней части-тумбы с мойкой, смесителем, рабочей поверхностью и нижней части-каркаса. Каркас с регулируемыми опорами.

Тумба имеет одно отделение, оснащена двумя дверцами с ручками и:

- одной мойкой: ЛК-1200-СМС-Д-Л-П-1, ЛК-1200-СМС-Д-Л-ЛН-1, ЛК-1200-СМС-Д-Л-Г-1, ЛК-1500-СМС-Д-Л-П-1, ЛК-1500-СМС-Д-Л-ЛН-1, ЛК-1500-СМС-Д-Л-Г-1, ЛК-1200-СМС-Д-С-П-1, ЛК-1200-СМС-Д-С-ЛН-1, ЛК-1200-СМС-Д-С-Г-1, ЛК-1500-СМС-Д-С-П-1, ЛК-1500-СМС-Д-С-ЛН-1, ЛК-1500-СМС-Д-С-Г-1, ЛК-1200-СМС-Д-П-П-1, ЛК-1200-СМС-Д-П-ЛН-1, ЛК-1200-СМС-Д-П-Г-1, ЛК-1500-СМС-Д-П-П-1, ЛК-1500-СМС-Д-П-ЛН-1, ЛК-1500-СМС-Д-П-Г-1;

- двумя мойками: ЛК-1200-СМС-Д-Л-П-2, ЛК-1200-СМС-Д-Л-ЛН-2, ЛК-1200-СМС-Д-Л-Г-2, ЛК-1500-СМС-Д-Л-П-2, ЛК-1500-СМС-Д-Л-ЛН-2, ЛК-1500-СМС-Д-Л-Г-2, ЛК-1200-СМС-Д-С-П-2, ЛК-1200-СМС-Д-С-ЛН-2, ЛК-1200-СМС-Д-С-Г-2, ЛК-1500-СМС-Д-С-П-2, ЛК-1500-СМС-Д-С-ЛН-2, ЛК-1500-СМС-Д-С-Г-2, ЛК-1200-СМС-Д-П-П-2, ЛК-1200-СМС-Д-П-ЛН-2, ЛК-1200-СМС-Д-П-Г-2, ЛК-1500-СМС-Д-П-П-2, ЛК-1500-СМС-Д-П-ЛН-2, ЛК-1500-СМС-Д-П-Г-2.

Зазоры между дверью и корпусом должны быть равномерными.

Стол должен стоять на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и каркасом должен быть не более 3 мм.

Зазоры в проемах не должны превышать:

- для двери – 2 мм.

Предельные отклонения от перпендикулярности и параллельности плоскостей, осей или ребер главных конструктивных элементов и плоскости, определенной точками опоры или боковыми стенами, не должны превышать 2 мм на 1 м.

Конструкция должна обеспечивать удобство уборки стола и помещения.

Дверь должна открываться на угол не менее 90°.

Эксплуатационная нагрузка на стол должна быть не более 20 кг.

• Стол-мойка лабораторный серии «СМС-ДТ»

Стол представляет собой изделие сборно-разборной конструкции, состоящее из верхней части-тумбы с мойкой, смесителем, рабочей поверхностью и нижней части-каркаса. Каркас с регулируемыми опорами.

Тумба имеет три отделения, две полки, оснащена четырьмя дверцами с ручками.

Зазоры между дверью и корпусом должны быть равномерными.

Стол должен стоять на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и каркасом должен быть не более 3 мм.

Зазоры в проемах не должны превышать:

- для двери – 2 мм.

Предельные отклонения от перпендикулярности и параллельности плоскостей, осей или ребер главных конструктивных элементов и плоскости, определенной точками опоры или боковыми стенами, не должны превышать 2 мм на 1 м.

Конструкция должна обеспечивать удобство уборки стола и помещения.

Дверь должна открываться на угол не менее 90°.

Эксплуатационная нагрузка на стол должна быть не более 20 кг, на полку не более 10 кг.

8.3 Покоробленность щитовых деталей дверей:

- длиной и шириной более 300 мм и менее 600 мм- 0,2 мм;

8.4 Фурнитура, выходящая на поверхность изделий, не должна иметь заусенцев; ребра торцов погонных деталей должны быть притуплены.

8.5 Вкладные и накладные элементы должны быть закреплены неподвижно.

8.6 Поверхность мебели должна быть устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113.

8.7 Двери изделий без замков должны иметь петли, предотвращающие их самопроизвольное открывание.

8.8 На видимой поверхности мебели не допускаются: расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, шлифовка, потертость, загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины.

8.9 Поверхности мебельных деталей из древесных плитных материалов (пласти и кромки) должны иметь защитные или защитно-декоративные покрытия за исключением:

- невидимых поверхностей в сопрягаемых соединениях;
- отверстий в местах установки фурнитуры;
- кромок щитов, остающихся открытыми при установке задней стенки «накладной» или «в четверть».

8.10 Отдельные части мебели должны быть надежно скреплены между собой с помощью системы крепления (специальные пазы, саморезы, болты, винты).

8.11 Детали и сборочные элементы должны обеспечивать неоднократную сборку и разборку изделий без дополнительной подгонки.

8.12 Прочность клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных материалов должна соответствовать ГОСТ 16371.

8.13 Металлические и неметаллические неорганические покрытия должны соответствовать условиям эксплуатации 1 по ГОСТ 9.303. Металлические поверхности мебели должны иметь защитно-декоративное покрытие в виде порошковой краски (лакокрасочного покрытия).

8.14 Лакокрасочное покрытие мебели в виде порошковой краски должно быть IV класса по ГОСТ 9.032 и допускать влажную уборку поверхностей с применением моющих средств.

8.15 Лакокрасочные покрытия по ГОСТ 9.032 должны быть устойчивы при группе условий эксплуатации УХЛ 4 по ГОСТ 9.104.

8.16 Мебель сборно-разборной сварной конструкции должна подвергаться сварке по ГОСТ 14771, «сварочная проволока СВ-08Г2С в защитном газе-углекислота ГОСТ 8050», и комплектоваться пластиковыми заглушками.

8.17 Мебель, упакованная в транспортную тару, должна сохранять работоспособность после механических воздействий по ГОСТ Р 50444. Мебель при

эксплуатации должна быть устойчива к механическим воздействиям по ГОСТ Р 50444 для группы 2.

8.18 Металлические и неметаллические неорганические покрытия должны соответствовать условиям эксплуатации 1 по ГОСТ 9.303.

8.19 Мебель при эксплуатации должна быть устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

8.20 Мебель при транспортировании должна быть устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для условий хранения 5.

8.21 Средний срок службы до списания должен быть не менее 10 лет.

8.22 Мебель является ремонтнопригодными изделиями. За предельное состояние принимают такое состояние, при котором стоимость ремонта для восстановления её работоспособности экономически нецелесообразна.

8.23 При эксплуатации мебели не должны выделяться химические вещества, относящиеся к первому классу опасности, а содержание остальных веществ не должно превышать допустимые уровни. При выделении из мебели нескольких вредных химических веществ, обладающих суммацией действия, сумма отношений концентрации к их предельно допустимой концентрации не должна превышать единицу по ГОСТ 12.1.007. Мебельная продукция не должна создавать в помещении специфического запаха не более 2 баллов.

8.24 Контролируемые механические показатели мебели и их значения, обеспечивающие требования безопасности при эксплуатации, должны соответствовать значениям таблицы 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Значение показателя
1	2
1. Корпусная мебель	
Прочность и деформируемость корпуса:	
- циклы нагружения	600
- деформация, мм, не более	3,0
- прочность основания, циклы нагружения	500
- прогиб свободнолежащих полок в расчете на 1м длины, мм, не более	5
Расчетная нагрузка по ГОСТ 19882	
- прочность полкодержателей, циклы нагружения	10
- прочность верхних и нижних щитов под действием нагрузки по ГОСТ 19882, ч, без разрушения	24
Долговечность опор качения, циклы прокатывания:	
- при длине хода (500±50) мм	5000
- при длине хода (250±25) мм	10000
2. Двери с вертикальной осью вращения	
Жесткость крепления дверей, характеризующаяся остаточной деформацией, мм не более:	
- вкладных	1,0
- накладных	2,0
- прочность крепления дверей, циклы нагружения	10
Долговечность крепления дверей:	
- Циклы нагружения	40000
Остаточная деформация, мм, не более:	
- вкладных	1,5

9. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

9.1 В комплект поставки входит:

- стол-мойка одного варианта исполнения;
- руководство по эксплуатации;
- паспорт.

9.2 Комплект поставки мебели, должен соответствовать указанному в Таблицах 3-7.

Таблица 3- Стол-мойка лабораторный серии «СМС-ПВ»

Артикул	Обозначение детали	Кол-во, шт
ЛК-600-СМС-ПВ-В, ЛК-900-СМС-ПВ-В, ЛК-1200-СМС-ПВ-В-1, ЛК-1500-СМС- ПВ-В-1	Сборно-разборный каркас	1
	Тумба	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45 мм	4
	Шайба М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2
	Смеситель	1
	Подводка гибкая	2
	Ситечко	1
	Шланги для подвода воды	2
	Сифон с гофрированным шлангом	1
ЛК-1200-СМС-ПВ-В-2, ЛК-1500-СМС- ПВ-В-2	Сборно-разборный каркас	1
	Тумба	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45 мм	4
	Шайба М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2
	Смеситель	1
	Подводка гибкая	2
	Ситечко	2
	Шланги для подвода воды	4
	Сифон с гофрированным шлангом	2
ЛК-600-СМС-ПВ-Н, ЛК-900-СМС-ПВ-Н, ЛК-1200-СМС-ПВ-Н-1, ЛК-1500-СМС- ПВ-Н-1,	Цельносварной каркас	1
	Тумба	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45 мм	4
	Шайба М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2
	Смеситель	1
	Подводка гибкая	2
	Ситечко	1
	Шланги для подвода воды	2
	Сифон с гофрированным шлангом	1
ЛК-1200-СМС-ПВ-Н-2, ЛК-1500-СМС- ПВ-Н-2	Цельносварной каркас	1
	Тумба	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45 мм	4
	Шайба М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2
	Смеситель	1

	Подводка гибкая	2
	Ситечко	2
	Шланги для подвода воды	4
	Сифон с гофрированным шлангом	2

Таблица 4- Стол-мойка лабораторный серии «СМС-Г»

Артикул	Обозначение детали	Кол-во, шт
ЛК-600-СМС-Г-В, ЛК-900-СМС-Г-В, ЛК-1200-СМС-Г-В-1, , ЛК-1500-СМС-Г-В-1,	Сборно-разборный каркас	1
	Тумба	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45 мм	4
	Шайба М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2
	Смеситель	1
	Подводка гибкая	2
	Ситечко	1
	Шланги для подвода воды	2
	Сифон с гофрированным шлангом	1
ЛК-1200-СМС-Г-В-2 ЛК-1500-СМС-Г-В-2	Сборно-разборный каркас	1
	Тумба	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45 мм	4
	Шайба М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2
	Смеситель	1
	Подводка гибкая	2
	Ситечко	2
	Шланги для подвода воды	4
	Сифон с гофрированным шлангом	2
ЛК-600-СМС-Г-Н, ЛК-900-СМС-Г-Н, ЛК-1200-СМС-Г-Н-1, ЛК-1500-СМС-Г-Н-1,	Цельносварной каркас	1
	Тумба	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45 мм	4
	Шайба М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2
	Смеситель	1
	Подводка гибкая	2
	Ситечко	1
	Шланги для подвода воды	2
	Сифон с гофрированным шлангом	1
ЛК-1200-СМС-Г-Н-2, ЛК-1500-СМС-Г-Н-2	Цельносварной каркас	1
	Тумба	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45 мм	4
	Шайба М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2
	Смеситель	1
	Подводка гибкая	2
	Ситечко	2
	Шланги для подвода	4

	воды Сифон с гофрированным шлангом	2
--	--	---

Таблица 5- Стол-мойка лабораторный серии «СМС»

Артикул	Обозначение детали	Кол-во, шт
ЛК-600-СМС-В, ЛК-800-СМС-В, ЛК-1200-СМС-В-1, ЛК-1500-СМС-В-1,	Сборно-разборный каркас	1
	Тумба	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45 мм	4
	Шайба М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2
	Смеситель	1
	Подводка гибкая	2
	Ситечко	1
	Шланги для подвода воды	2
	Сифон с гофрированным шлангом	1
ЛК-1200-СМС-В-2, ЛК-1500-СМС-В-2	Сборно-разборный каркас	1
	Тумба	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45 мм	4
	Шайба М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2
	Смеситель	1
	Подводка гибкая	2
	Ситечко	2
	Шланги для подвода воды	4
	Сифон с гофрированным шлангом	2
ЛК-600-СМС-Н, ЛК-800-СМС-Н, ЛК-1200-СМС-Н-1, ЛК-1500-СМС-Н-1,	Цельносварной каркас	1
	Тумба	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45 мм	4
	Шайба М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2
	Смеситель	1
	Подводка гибкая	2
	Ситечко	1
	Шланги для подвода воды	2
	Сифон с гофрированным шлангом	1
ЛК-1200-СМС-Н-2, ЛК-1500-СМС-Н-2	Цельносварной каркас	1
	Тумба	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45 мм	4
	Шайба М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2
	Смеситель	1
	Подводка гибкая	2
	Ситечко	2
	Шланги для подвода воды	4
	Сифон с гофрированным шлангом	2

Таблица 6- Стол-мойка лабораторный серии «СМС-Д»

Артикул	Обозначение детали	кол-во, шт
ЛК-1200-СМС-Д-Л-П-1, ЛК-1200-СМС-Д-Л-ЛН-1, ЛК-1200-СМС-Д-Л-Г-1, ЛК-1500-СМС-Д-Л-П-1, ЛК-1500-СМС-Д-Л-ЛН-1, ЛК-1500-СМС-Д-Л-Г-1, ЛК-1200-СМС-Д-С-П-1, ЛК-1200-СМС-Д-С-ЛН-1, ЛК-1200-СМС-Д-С-Г-1, ЛК-1500-СМС-Д-С-П-1, ЛК-1500-СМС-Д-С-ЛН-1, ЛК-1500-СМС-Д-С-Г-1, ЛК-1200-СМС-Д-П-П-1, ЛК-1200-СМС-Д-П-ЛН-1, ЛК-1200-СМС-Д-П-Г-1, ЛК-1500-СМС-Д-П-П-1, ЛК-1500-СМС-Д-П-ЛН-1, ЛК-1500-СМС-Д-П-Г-1	Стол-мойка Смеситель Подводка гибкая Шланги для подвода воды Сифон с гофрированным шлангом Ситечко Заглушка 60x30 мм	1 1 2 2 1 1 2
ЛК-1200-СМС-Д-Л-П-2, ЛК-1200-СМС-Д-Л-ЛН-2, ЛК-1200-СМС-Д-Л-Г-2, ЛК-1500-СМС-Д-Л-П-2, ЛК-1500-СМС-Д-Л-ЛН-2, ЛК-1500-СМС-Д-Л-Г-2, ЛК-1200-СМС-Д-С-П-2, ЛК-1200-СМС-Д-С-ЛН-2, ЛК-1200-СМС-Д-С-Г-2, ЛК-1500-СМС-Д-С-П-2, ЛК-1500-СМС-Д-С-ЛН-2, ЛК-1500-СМС-Д-С-Г-2, ЛК-1200-СМС-Д-П-П-2, ЛК-1200-СМС-Д-П-ЛН-2, ЛК-1200-СМС-Д-П-Г-2, ЛК-1500-СМС-Д-П-П-2, ЛК-1500-СМС-Д-П-ЛН-2, ЛК-1500-СМС-Д-П-Г-2	Стол-мойка Смеситель Подводка гибкая Шланги для подвода воды Сифон с гофрированным шлангом Ситечко Заглушка 60x30 мм	1 1 2 4 2 2 2

Таблица 7- Стол-мойка лабораторный серии «СМС-ДТ»

Артикул	Обозначение детали	кол-во, шт
ЛК-1500-СМС-ДТ-Л-П, ЛК-1500-СМС-ДТ-Л-ЛН, ЛК-1500-СМС-ДТ-Л-Г, ЛК-1500-СМС-ДТ-С-П, ЛК-1500-СМС-ДТ-С-ЛН, ЛК-1500-СМС-ДТ-С-Г, ЛК-1500-СМС-ДТ-П-П, ЛК-1500-СМС-ДТ-П-ЛН, ЛК-1500-СМС-ДТ-П-Г.	Стол-мойка Смеситель Подводка гибкая Шланги для подвода воды Сифон с гофрированным шлангом Ситечко Заглушка 60x30 мм	1 1 2 2 1 1 2

10. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура: от +10 до +40 С°.

Влажность: от 45% до 75%.

11. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Извлечь изделия из транспортной тары.
- Проверить комплектность поставки.
- Проверить целостность покрытия.

- После транспортирования в условиях отрицательных температур, выдерживают изделие при комнатной температуре в течении 2 ч.
- Произвести сборку (при необходимости), согласно паспорту.
- Использовать согласно назначению, эксплуатацию проводить в перчатках.

12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Мебель транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- Транспортирование мебели морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.
- Условия при транспортировке соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.
- Условия хранения - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ Р 50444.
- В упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +10 до +40° С и относительной влажности от 45% до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Мебель следует предохранять от загрязнений и механических повреждений.
- Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

13. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684 для отходов класса А.

14. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- Гарантийный срок эксплуатации - не менее 18 месяцев со дня ввода её в эксплуатацию.
- Гарантийный срок хранения в упакованном виде - 18 месяцев.
- Средний срок службы - 10 лет.
- В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет мебель, или ее составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

15. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

15.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится один раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, промывке моющими растворами и санитарной обработке мебели медицинской.

Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования мебели, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.

Критерием предельного состояния является состояние изделий, при которых дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

15.2 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа изделий или неисправности их в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец должен направить в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:

- заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца изделия;
- дефектную ведомость;
- гарантийный талон.

Срок подготовки ответа от предприятия – изготовителя или от предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание владельцу составляет 30 календарных дней.

15.3 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Общие положения:

Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.

Содержание текущего ремонта:

Текущий ремонт включает следующие этапы:

- 1) обнаружение неисправностей;
- 2) отыскание и исправление неисправностей или замена частей;
- 3) проверка работоспособности изделия после ремонта.

Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

16. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СпецБалтМебель» (ООО «СБМ»), Россия, 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д.15, корп.2, лит.3, пом.18-НЗ, оф.52.

Тел.: (812) 448-13-97

E-mail: info@simple-pro.com

17. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

17.1 В случае отказа изделий или неисправности их в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец должен направить в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы: заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца изделия; дефектную ведомость; гарантийный талон.

Срок подготовки ответа от предприятия – изготовителя или от предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, владельцу составляет 30 календарных дней.

17.2 Претензии по поводу качества направляются в Общество с ограниченной ответственностью «СпецБалтМебель» (ООО «СБМ»), Россия, 195009, г. Санкт-Петербург, а/я 55

Тел.: (812) 448-13-97

E-mail: info@simple-pro.com

18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

- 1) ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»
- 2) ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»

- 3) ГОСТ Р МЭК 62366-2013 «Изделия медицинские. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности»
- 4) ГОСТ ISO 14971-2011 Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям
- 5) ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными»
- 6) ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического воздействия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»
- 7) ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического воздействия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»
- 8) ГОСТ ISO 10993-12-2015 «Изделия медицинские. Оценка биологического воздействия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы»
- 9) ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»
- 10) ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность»
- 11) ГОСТ 31209-2003 «Контейнеры для крови и ее компонентов. Требования химической и биологической безопасности и методы испытаний»;
- 12) ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Гигиенические нормативы»;
- 13) МУ 1.1.037-95 «Методические указания. 1.1. Общие вопросы. Гигиена, токсикология, санитария. Биотестирование продукции из полимерных и других материалов».

19. СИМВОЛЫ

Символ	Описание
	Хрупкое. Осторожно
	Беречь от влаги
	Верх
	Штрих-код

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

15 (пятнадцать) листов
цифрами прописью

Должность Ген. директор

Подпись [Signature]

« 17 » 05 2009 г. М. П.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «СБМ»

Королев Д.Г.

«11» июня 2021 г.



**ПАСПОРТ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Стол-мойка лабораторный по ТУ 32.50.30-005-58905556-2021
(ВЕРСИЯ 1.1)**

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97


Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com

info@simple-pro.com



ООО «СБМ»
г.Санкт-Петербург

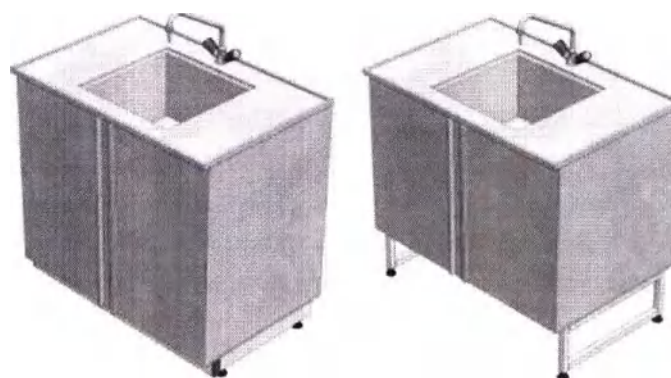

Стол-мойка лабораторный серии «СМС-ПВ»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Согласно руководству по эксплуатации.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура: от +10 до +40 °С.

Влажность: от 45% до 75%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и размеры

3.1.1 Основные параметры и размеры представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	масса, кг
Стол-мойка лабораторный серии «СМС-ПВ»	ЛК-600-СМС-ПВ-В	600х600х900-930	36
	ЛК-900-СМС-ПВ-В	900х600х900-930	43
	ЛК-1200-СМС-ПВ-В-1	1200х600х900-930	55
	ЛК-1200-СМС-ПВ-В-2	1200х600х900-930	56
	ЛК-1500-СМС-ПВ-В-1	1500х600х900-930	63
	ЛК-1500-СМС-ПВ-В-2	1500х600х900-930	64
	ЛК-600-СМС-ПВ-Н	600х600х900-930	36
	ЛК-900-СМС-ПВ-Н	900х600х900-930	43
	ЛК-1200-СМС-ПВ-Н-1	1200х600х900-930	55
	ЛК-1200-СМС-ПВ-Н-2	1200х600х900-930	56
	ЛК-1500-СМС-ПВ-Н-1	1500х600х900-930	63
	ЛК-1500-СМС-ПВ-Н-2	1500х600х900-930	64
Примечания:			
1. Допустимое отклонение от габаритных размеров ± 4 мм.			
2. Допустимое отклонение от значений массы $\pm 10\%$.			

3.2 Характеристики

Стол представляет собой изделие сборно-разборной конструкции, состоящее из верхней части-тумбы с мойкой(ми), смесителем, рабочей поверхностью и нижней части-каркаса. Каркас с регулируемыми опорами.

Каркас в исполнениях:

- высокий, сборно-разборный: ЛК-600-СМС-ПВ-В, ЛК-900-СМС-ПВ-В, ЛК-1200-СМС-ПВ-В-1, ЛК-1200-СМС-ПВ-В-2, ЛК-1500-СМС-ПВ-В-1, ЛК-1500-СМС-ПВ-В-2;
- низкий, цельносварной: ЛК-600-СМС-ПВ-Н, ЛК-900-СМС-ПВ-Н, ЛК-1200-СМС-ПВ-Н-1, ЛК-1200-СМС-ПВ-Н-2, ЛК-1500-СМС-ПВ-Н-1, ЛК-1500-СМС-ПВ-Н-2.

Тумба имеет одно отделение, оснащена двумя дверцами с ручками и:

-одной мойкой: ЛК-600-СМС-ПВ-В, ЛК-900-СМС-ПВ-В, ЛК-600-СМС-ПВ-Н, ЛК-900-СМС-ПВ-Н, ЛК-1200-СМС-ПВ-В-1, ЛК-1500-СМС-ПВ-В-1, ЛК-1200-СМС-ПВ-Н-1, ЛК-1500-СМС-ПВ-Н-1;

-двумя мойками: ЛК-1200-СМС-ПВ-В-2, ЛК-1500-СМС-ПВ-В-2, ЛК-1200-СМС-ПВ-Н-2, ЛК-1500-СМС-ПВ-Н-2.

Рабочая поверхность имеет противопротливочный бортик по периметру.

Зазоры между дверью и корпусом должны быть равномерными.

Стол должен стоять на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и каркасом должен быть не более 3 мм.

Зазоры в проемах не должны превышать:

- для двери – 2 мм.

Предельные отклонения от перпендикулярности и параллельности плоскостей, осей или ребер главных конструктивных элементов и плоскости, определенной точками опоры или боковыми стенами, не должны превышать 2 мм на 1 м.

Конструкция должна обеспечивать удобство уборки стола и помещения.

Дверь должна открываться на угол не менее 90°.

Эксплуатационная нагрузка на стол должна быть не более 20 кг.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность представлена в таблице 2.

Таблица 2

Артикул	Обозначение детали	Кол-во, шт
ЛК-600-СМС-ПВ-В, ЛК-900-СМС-ПВ-В, ЛК-1200-СМС-ПВ-В-1, ЛК-1500-СМС- ПВ-В-1	Сборно-разборный каркас	1
	Тумба	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45 мм	4
	Шайба М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2
	Смеситель	1
	Подводка гибкая	2
	Ситечко	1
	Шланги для подвода воды	2
	Сифон с гофрированным шлангом	1
ЛК-1200-СМС-ПВ-В-2, ЛК-1500-СМС- ПВ-В-2	Сборно-разборный каркас	1
	Тумба	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45 мм	4
	Шайба М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2
	Смеситель	1
	Подводка гибкая	2
	Ситечко	2
	Шланги для подвода воды	4
	Сифон с гофрированным шлангом	2
ЛК-600-СМС-ПВ-Н, ЛК-900-СМС-ПВ-Н, ЛК-1200-СМС-ПВ-Н-1, ЛК-1500-СМС- ПВ-Н-1,	Цельносварной каркас	1
	Тумба	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45 мм	4
	Шайба М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2

	Смеситель	1
	Подводка гибкая	2
	Ситечко	1
	Шланги для подвода воды	2
	Сифон с гофрированным шлангом	1
ЛК-1200-СМС-ПВ-Н-2, ЛК-1500-СМС-ПВ-Н-2	Цельносварной каркас	1
	Тумба	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45 мм	4
	Шайба М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2
	Смеситель	1
	Подводка гибкая	2
	Ситечко	2
	Шланги для подвода воды	4
	Сифон с гофрированным шлангом	2

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт и конструкцию изделия.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 После транспортирования в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

6.2 Распаковать и проверить целостность покрытия.

6.3 Проверить комплектность.

6.4 Произвести дезинфекцию. Поверхности обрабатывают дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

7. ПОРЯДОК СБОРКИ

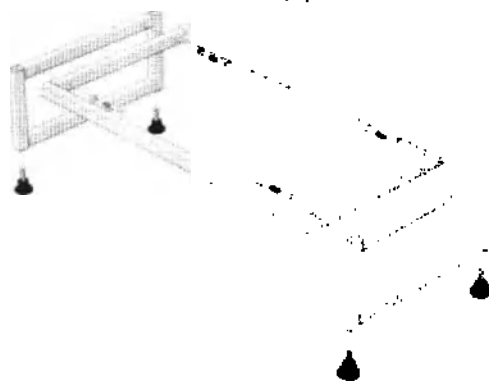


Рис.1-сборка каркаса: ЛК-600-СМС-ПВ-В, ЛК-900-СМС-ПВ-В, ЛК-1200-СМС-ПВ-В-1, ЛК-1500-СМС-ПВ-В-1, ЛК-1200-СМС-ПВ-В-2, ЛК-1500-СМС-ПВ-В-2

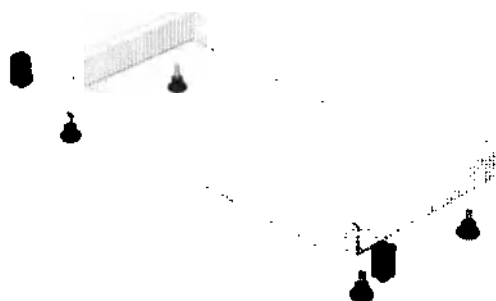


Рис.2-Сборка каркаса: ЛК-600-СМС-ПВ-Н, ЛК-900-СМС-ПВ-Н, ЛК-1200-СМС-ПВ-Н-1, ЛК-1500-СМС-ПВ-Н-1, ЛК-1200-СМС-ПВ-Н-2, ЛК-1500-СМС-ПВ-Н-2

Инструкция по сборке

Для сборки необходимо: разводной ключ, молоток.

7.1. Собрать каркас:

- [1] • Установить в боковины каркаса регулируемые опоры (Рис. 1);
 - Соединить боковины с рамой каркаса, используя болты М8х45, шайбы 8 и предусмотренные в боковинах заклёпки-гайки М8 (Рис. 1);
- [2] • Установить в раму регулируемые опоры (Рис. 2);
 - Вставить заглушки 60х30 в раму (Рис. 2).

7.2. Установить корпус на каркас с помощью двустороннего скотча:

- Снять с двустороннего скотча на боковинах каркаса защитный слой;
- Обработать поверхность скотча мыльным раствором;
- Установить на каркас;

Выдержать в установленном положении не менее суток при температуре окружающей среды 18°C (максимальная адгезия 3 суток).

7.3. Подключить сантехнику:

- Установить смеситель.
- Подключить к смесителю гибкую подводку.
- Соединить гофротрубу с сифоном раковины и канализационным стоком воды.
- Подключение сантехники должно осуществляться аттестованным специалистом.

7.4. Выставить изделие по уровню.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится один раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, промывке моющими растворами и санитарной обработке.

8.2 Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.

8.3 Критерием предельного состояния является состояние изделия, при котором дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Общие положения:

9.2 Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.

9.3 Текущий ремонт включает следующие этапы:

- 1) обнаружение неисправностей;
- 2) отыскание и исправление неисправностей или замена частей;
- 3) проверка работоспособности изделия после ремонта.

9.4 Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

9.5 После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Утилизация осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684 для отходов класса А.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Мебель транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

- Транспортирование мебели морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

- Условия при транспортировке соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

- Условия хранения - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ Р 50444.

- В упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +10 до +40° С и относительной влажности от 45% до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Мебель следует предохранять от загрязнений и механических повреждений.

- Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

- Гарантийный срок эксплуатации - не менее 18 месяцев со дня ввода её в эксплуатацию.

- Гарантийный срок хранения в упакованном виде - 18 месяцев.

- Средний срок службы - 10 лет.

- В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет мебель, или ее составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

13.1 В случае отказа изделий или неисправности их в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец должен направить в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы: заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона.

13.2 Претензии по поводу качества направляются в Общество с ограниченной ответственностью «СпецБалтМебель» (ООО «СБМ»). Россия, 195197, г. Санкт-Петербург. Кондратьевский проспект, д.15, корп.2, лит.3, пом.18-Н3, оф.52. Тел.: (812) 448-13-97, E-mail: info@simple-pro.com

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Свидетельство о приёмке:		
Наименование и обозначение		
Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации		
Начальник ОТК		
МП		
Подпись	Расшифровка	Дата

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока медицинского изделия

(наименование)

Номер и дата выпуска _____
(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____ « ____ » _____ 20 ____ г.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

16. ПРАВИЛА ОТГРУЗКИ ТОВАРА СО СКЛАДА ООО «СБМ»

16.1. Отгрузка товара

16.1.1. Отгрузка товара осуществляется:

- Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
- Физическим лицам – при наличии паспорта.

16.1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СБМ» представителю транспортной компании по заявке ООО «СБМ» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте Simple-PRO.com в разделе «Контакты».

16.1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.

16.1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:

- Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
- Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;
- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

16.2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97

Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com

info@simple-pro.com



ООО «СБМ»
г.Санкт-Петербург



Стол-мойка лабораторный серии «СМС-Г»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Согласно руководству по эксплуатации.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура: от +10 до +40 С°.

Влажность: от 45% до 75%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и размеры

3.1.1 Основные параметры и размеры представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	масса, кг
Стол-мойка лабораторный серии «СМС-Г»	ЛК-600-СМС-Г-В	600х600х900-930	66
	ЛК-900-СМС-Г-В	900х600х900-930	88
	ЛК-1200-СМС-Г-В-1	1200х600х900-930	107
	ЛК-1200-СМС-Г-В-2	1200х600х900-930	109
	ЛК-1500-СМС-Г-В-1	1500х600х900-930	126
	ЛК-1500-СМС-Г-В-2	1500х600х900-930	128
	ЛК-600-СМС-Г-Н	600х600х900-930	66
	ЛК-900-СМС-Г-Н	900х600х900-930	88
	ЛК-1200-СМС-Г-Н-1	1200х600х900-930	107
	ЛК-1200-СМС-Г-Н-2	1200х600х900-930	109
	ЛК-1500-СМС-Г-Н-1	1500х600х900-930	126
	ЛК-1500-СМС-Г-Н-2	1500х600х900-930	128

Примечания:

1. Допустимое отклонение от габаритных размеров ± 4 мм.

2. Допустимое отклонение от значений массы $\pm 10\%$.

3.2 Характеристики

Стол представляет собой изделие сборно-разборной конструкции, состоящее из верхней части-тумбы с мойкой(ми), смесителем, рабочей поверхностью и нижней части-каркаса. Каркас с регулируемыми опорами.

Каркас в исполнениях:

-высокий, сборно-разборный: ЛК-600-СМС-Г-В, ЛК-900-СМС-Г-В, ЛК-1200-СМС-Г-В-1, ЛК-1200-СМС-Г-В-2, ЛК-1500-СМС-Г-В-1, ЛК-1500-СМС-Г-В-2;

-низкий, цельносварной: ЛК-600-СМС-Г-Н, ЛК-900-СМС-Г-Н, ЛК-1200-СМС-Г-Н-1, ЛК-1200-СМС-Г-Н-2, ЛК-1500-СМС-Г-Н-1, ЛК-1500-СМС-Г-Н-2.

Тумба имеет одно отделение, оснащена двумя дверцами с ручками и:
 -одной мойкой: ЛК-600-СМС-Г-В, ЛК-900-СМС-Г-В, ЛК-600-СМС-Г-Н, ЛК-900-СМС-Г-Н, ЛК-1200-СМС-Г-В-1, ЛК-1500-СМС-Г-В-1, ЛК-1200-СМС-Г-Н-1, ЛК-1500-СМС-Г-Н-1;

-двумя мойками: ЛК-1200-СМС-Г-В-2, ЛК-1500-СМС-Г-В-2, ЛК-1200-СМС-Г-Н-2, ЛК-1500-СМС-Г-Н-2.

Рабочая поверхность имеет противопроточный бортик по периметру.

Зазоры между дверью и корпусом должны быть равномерными.

Стол должен стоять на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и каркасом должен быть не более 3 мм.

Зазоры в проемах не должны превышать:

- для двери – 2 мм.

Предельные отклонения от перпендикулярности и параллельности плоскостей, осей или ребер главных конструктивных элементов и плоскости, определенной точками опоры или боковыми стенами, не должны превышать 2 мм на 1 м.

Конструкция должна обеспечивать удобство уборки стола и помещения.

Дверь должна открываться на угол не менее 90°.

Эксплуатационная нагрузка на стол должна быть не более 20 кг.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность представлена в таблице 2.

Таблица 2

Артикул	Обозначение детали	Кол-во, шт
ЛК-600-СМС-Г-В, ЛК-900-СМС-Г-В, ЛК-1200-СМС-Г-В-1, , ЛК-1500-СМС-Г-В-1,	Сборно-разборный каркас	1
	Тумба	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45 мм	4
	Шайба М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2
	Смеситель	1
	Подводка гибкая	2
	Ситечко	1
	Шланги для подвода воды	2
	Сифон с гофрированным шлангом	1
ЛК-1200-СМС-Г-В-2 ЛК-1500-СМС-Г-В-2	Сборно-разборный каркас	1
	Тумба	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45 мм	4
	Шайба М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2
	Смеситель	1
	Подводка гибкая	2
	Ситечко	2
	Шланги для подвода воды	4
	Сифон с гофрированным шлангом	2
ЛК-600-СМС-Г-Н, ЛК-900-СМС-Г-Н, ЛК-1200-СМС-Г-Н-1, ЛК-1500-СМС-Г-Н-1,	Цельносварной каркас	1
	Тумба	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45 мм	4
	Шайба М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2

	Смеситель	1
	Подводка гибкая	2
	Ситечко	1
	Шланги для подвода воды	2
	Сифон с гофрированным шлангом	1
ЛК-1200-СМС-Г-Н-2, ЛК-1500-СМС-Г-Н-2	Цельносварной каркас	1
	Тумба	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45 мм	4
	Шайба М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2
	Смеситель	1
	Подводка гибкая	2
	Ситечко	2
	Шланги для подвода воды	4
	Сифон с гофрированным шлангом	2

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт и конструкцию изделия.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 После транспортирования в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

6.2 Распаковать и проверить целостность покрытия.

6.3 Проверить комплектность.

6.4 Произвести дезинфекцию. Поверхности обрабатывают дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

7. ПОРЯДОК СБОРКИ

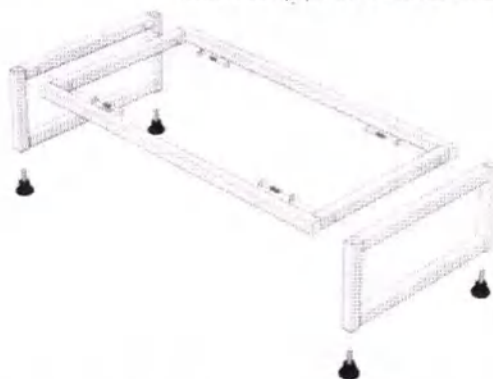


Рис.1-сборка каркаса: ЛК-600-СМС-Г-В, ЛК-900-СМС-Г-В, ЛК-1200-СМС-Г-В-1, , ЛК-1500-СМС-Г-В-1, ЛК-1200-СМС-Г-В-2 ЛК-1500-СМС-Г-В-2

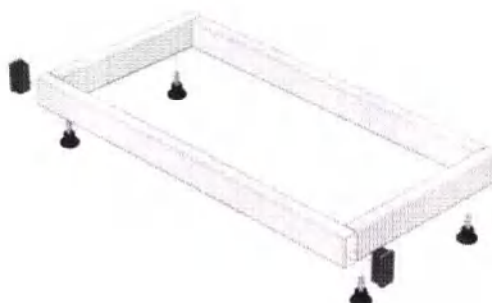


Рис.2-Сборка каркаса: ЛК-600-СМС-Г-Н, ЛК-900-СМС-Г-Н, ЛК-1200-СМС-Г-Н-1, ЛК-1500-СМС-Г-Н-1, ЛК-1200-СМС-Г-Н-2, ЛК-1500-СМС-Г-Н-2

Инструкция по сборке

Для сборки необходимо: разводной ключ, молоток.

7.1. Собрать каркас:

[1] • Установить в боковины каркаса регулируемые опоры (Рис. 1);

• Соединить боковины с рамой каркаса, используя болты М8х45, шайбы 8 и предусмотренные в боковинах заклёпки-гайки М8 (Рис. 1);

[2] • Установить в раму регулируемые опоры (Рис. 2);

• Вставить заглушки 60х30 в раму (Рис. 2).

7.2. Установить корпус на каркас с помощью двустороннего скотча:

• Снять с двустороннего скотча на боковинах каркаса защитный слой;

• Обработать поверхность скотча мыльным раствором;

• Установить на каркас;

Выдержать в установленном положении не менее суток при температуре окружающей среды 18°C (максимальная адгезия 3 суток).

7.3. Подключить сантехнику:

• Установить смеситель.

• Подключить к смесителю гибкую подводку.

• Соединить гофротрубу с сифоном раковины и канализационным стоком воды.

• Подключение сантехники должно осуществляться аттестованным специалистом.

7.4. Выставить изделие по уровню.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится один раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, промывке моющими растворами и санитарной обработке.

8.2 Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.

8.3 Критерием предельного состояния является состояние изделия, при котором дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Общие положения:

9.2 Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.

9.3 Текущий ремонт включает следующие этапы:

1) обнаружение неисправностей;

2) отыскание и исправление неисправностей или замена частей;

3) проверка работоспособности изделия после ремонта.

9.4 Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

9.5 После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Утилизация осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684 для отходов класса А.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

• Мебель транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

- Транспортирование мебели морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

- Условия при транспортировке соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

- Условия хранения - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ Р 50444.

- В упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +10 до +40° С и относительной влажности от 45% до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Мебель следует предохранять от загрязнений и механических повреждений.

- Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

- Гарантийный срок эксплуатации - не менее 18 месяцев со дня ввода её в эксплуатацию.

- Гарантийный срок хранения в упакованном виде - 18 месяцев.

- Средний срок службы - 10 лет.

- В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет мебель, или ее составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

13.1 В случае отказа изделий или неисправности их в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец должен направить в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы: заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона.

13.2 Претензии по поводу качества направляются в Общество с ограниченной ответственностью «СпецБалтМебель» (ООО «СБМ»), Россия, 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д.15, корп.2, лит.3, пом.18-НЗ, оф.52. Тел.: (812) 448-13-97, E-mail: info@simple-pro.com

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Свидетельство о приёмке:

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

МП

Подпись

Расшифровка

Дата

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока медицинского изделия

(наименование)

Номер и дата выпуска _____
(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____ « ____ » _____ 20 ____ г.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

16. ПРАВИЛА ОТГРУЗКИ ТОВАРА СО СКЛАДА ООО «СБМ»

16.1. Отгрузка товара

16.1.1. Отгрузка товара осуществляется:

- Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
- Физическим лицам – при наличии паспорта.

16.1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СБМ» представителю транспортной компании по заявке ООО «СБМ» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте Simple-PRO.com в разделе «Контакты».

16.1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.

16.1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:

- Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
- Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;
- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

16.2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97

Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com

info@simple-pro.com



ООО «СБМ»
г.Санкт-Петербург



Стол-мойка лабораторный серии «СМС»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Согласно руководству по эксплуатации.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура: от +10 до +40 С°.

Влажность: от 45% до 75%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и размеры

3.1.1 Основные параметры и размеры представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	масса, кг
Стол-мойка лабораторный серии «СМС»	ЛК-600-СМС-В	600х600х900-930	34
	ЛК-800-СМС-В	800х600х900-930	42
	К-1200-СМС-В-1	1200х600х900-930	50
	ЛК-1200-СМС-В-2	1200х600х900-930	52
	ЛК-1500-СМС-В-1	1500х600х900-930	58
	ЛК-1500-СМС-В-2	1500х600х900-930	60
	ЛК-600-СМС-Н	600х600х900-930	34
	ЛК-800-СМС-Н	800х600х900-930	42
	ЛК-1200-СМС-Н-1	1200х600х900-930	50
	ЛК-1200-СМС-Н-2	1200х600х900-930	52
	ЛК-1500-СМС-Н-1	1500х600х900-930	58
	ЛК-1500-СМС-Н-2	1500х600х900-930	60
Примечания:			
1. Допустимое отклонение от габаритных размеров ± 4 мм.			
2. Допустимое отклонение от значений массы $\pm 10\%$.			

3.2 Характеристики

Стол представляет собой изделие сборно-разборной конструкции, состоящее из верхней части-тумбы с мойкой(ми), смесителем, рабочей поверхностью и нижней части-каркаса. Каркас с регулируемыми опорами.

Каркас в исполнениях:

-высокий, сборно-разборный: ЛК-600-СМС-В, ЛК-800-СМС-В, ЛК-1200-СМС-В-1, ЛК-1200-СМС-В-2, ЛК-1500-СМС-В-1, ЛК-1500-СМС-В-2;

-низкий, цельносварной: ЛК-600-СМС-Н, ЛК-800-СМС-Н, ЛК-1200-СМС-Н-1, ЛК-1200-СМС-Н-2, ЛК-1500-СМС-Н-1, ЛК-1500-СМС-Н-2.

Тумба имеет одно отделение, оснащена двумя дверцами с ручками и:
 -одной мойкой: ЛК-600-СМС-В, ЛК-800-СМС-В, ЛК-600-СМС-Н, ЛК-800-СМС-Н, ЛК-1200-СМС-В-1, ЛК-1500-СМС-В-1, ЛК-1200-СМС-Н-1, ЛК-1500-СМС-Н-1;
 -двумя мойками: ЛК-1200-СМС-В-2, ЛК-1500-СМС-В-2, ЛК-1200-СМС-Н-2, ЛК-1500-СМС-Н-2.

Рабочая поверхность имеет противопротливочный бортик по периметру.

Зазоры между дверью и корпусом должны быть равномерными.

Стол должен стоять на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и каркасом должен быть не более 3 мм.

Зазоры в проемах не должны превышать:

- для двери – 2 мм.

Предельные отклонения от перпендикулярности и параллельности плоскостей, осей или ребер главных конструктивных элементов и плоскости, определенной точками опоры или боковыми стенами, не должны превышать 2 мм на 1 м.

Конструкция должна обеспечивать удобство уборки стола и помещения.

Дверь должна открываться на угол не менее 90°.

Эксплуатационная нагрузка на стол должна быть не более 20 кг.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность представлена в таблице 2.

Таблица 2

Артикул	Обозначение детали	Кол-во, шт
ЛК-600-СМС-В, ЛК-800-СМС-В, ЛК-1200-СМС-В-1, ЛК-1500-СМС-В-1,	Сборно-разборный каркас	1
	Тумба	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45 мм	4
	Шайба М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2
	Смеситель	1
	Подводка гибкая	2
	Ситечко	1
	Шланги для подвода воды	2
	Сифон с гофрированным шлангом	1
ЛК-1200-СМС-В-2, ЛК-1500-СМС-В-2	Сборно-разборный каркас	1
	Тумба	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45 мм	4
	Шайба М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2
	Смеситель	1
	Подводка гибкая	2
	Ситечко	2
	Шланги для подвода воды	4
	Сифон с гофрированным шлангом	2
ЛК-600-СМС-Н, ЛК-800-СМС-Н, ЛК-1200-СМС-Н-1, ЛК-1500-СМС-Н-1,	Цельносварной каркас	1
	Тумба	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45 мм	4
	Шайба М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2
	Смеситель	1

	Подводка гибкая	2
	Ситечко	1
	Шланги для подвода воды	2
	Сифон с гофрированным шлангом	1
ЛК-1200-СМС-Н-2, ЛК-1500-СМС-Н-2	Цельносварной каркас	1
	Тумба	1
	Опора резьбовая М8	4
	Болт М8х45 мм	4
	Шайба М8	4
	Заглушка 60х30 мм	2
	Смеситель	1
	Подводка гибкая	2
	Ситечко	2
	Шланги для подвода воды	4
	Сифон с гофрированным шлангом	2

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт и конструкцию изделия.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 После транспортирования в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

6.2 Распаковать и проверить целостность покрытия.

6.3 Проверить комплектность.

6.4 Произвести дезинфекцию. Поверхности обрабатывают дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

7. ПОРЯДОК СБОРКИ



Рис.1-сборка каркаса: ЛК-600-СМС-В, ЛК-800-СМС-В, ЛК-1200-СМС-В-1, ЛК-1500-СМС-В-1, ЛК-1200-СМС-В-2, ЛК-1500-СМС-В-2

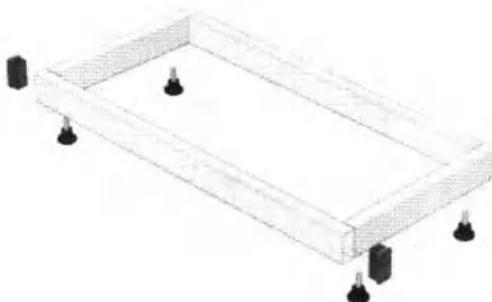


Рис.2-Сборка каркаса: ЛК-600-СМС-Н, ЛК-800-СМС-Н, ЛК-1200-СМС-Н-1, ЛК-1500-СМС-Н-1, ЛК-1200-СМС-Н-2, ЛК-1500-СМС-Н-2

Инструкция по сборке

Для сборки необходимо: разводной ключ, молоток.

7.1. Собрать каркас:

- [1] • Установить в боковины каркаса регулируемые опоры (Рис. 1);
 - Соединить боковины с рамой каркаса, используя болты М8х45, шайбы 8 и предусмотренные в боковинах заклёпки-гайки М8 (Рис. 1);
- [2] • Установить в раму регулируемые опоры (Рис. 2);
 - Вставить заглушки 60х30 в раму (Рис. 2).

7.2. Установить корпус на каркас с помощью двустороннего скотча:

- Снять с двустороннего скотча на боковинах каркаса защитный слой;
- Обработать поверхность скотча мыльным раствором;
- Установить на каркас;

Выдержать в установленном положении не менее суток при температуре окружающей среды 18°C (максимальная адгезия 3 суток).

7.3. Подключить сантехнику:

- Установить смеситель.
- Подключить к смесителю гибкую подводку.
- Соединить гофротрубу с сифоном раковины и канализационным стоком воды.
- Подключение сантехники должно осуществляться аттестованным специалистом.

7.4. Выставить изделие по уровню.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится один раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, промывке моющими растворами и санитарной обработке.

8.2 Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.

8.3 Критерием предельного состояния является состояние изделия, при котором дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Общие положения:

9.2 Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.

9.3 Текущий ремонт включает следующие этапы:

- 1) обнаружение неисправностей;
- 2) отыскание и исправление неисправностей или замена частей;
- 3) проверка работоспособности изделия после ремонта.

9.4 Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

9.5 После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Утилизация осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684 для отходов класса А.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Мебель транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

- Транспортирование мебели морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

- Условия при транспортировке соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

- Условия хранения - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ Р 50444.

- В упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +10 до +40° С и относительной влажности от 45% до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Мебель следует предохранять от загрязнений и механических повреждений.

- Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

- Гарантийный срок эксплуатации - не менее 18 месяцев со дня ввода её в эксплуатацию.

- Гарантийный срок хранения в упакованном виде - 18 месяцев.

- Средний срок службы - 10 лет.

- В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет мебель, или ее составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

13.1 В случае отказа изделий или неисправности их в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец должен направить в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы: заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона.

13.2 Претензии по поводу качества направляются в Общество с ограниченной ответственностью «СпецБалтМебель» (ООО «СБМ»), Россия, 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д.15, корп.2, лит.3, пом.18-НЗ, оф.52. Тел.: (812) 448-13-97, E-mail: info@simple-pro.com

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Свидетельство о приёмке:		
_____ Наименование и обозначение		
Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации		
Начальник ОТК		
МП		
_____ Подпись	_____ Расшифровка	_____ Дата

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока медицинского изделия

(наименование)

Номер и дата выпуска _____
(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____ « ____ » _____ 20 ____ г.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

16. ПРАВИЛА ОТГРУЗКИ ТОВАРА СО СКЛАДА ООО «СБМ»

16.1. Отгрузка товара

16.1.1. Отгрузка товара осуществляется:

- Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
- Физическим лицам – при наличии паспорта.

16.1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СБМ» представителю транспортной компании по заявке ООО «СБМ» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте Simple-PRO.com в разделе «Контакты».

16.1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.

16.1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:

- Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
- Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;
- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

16.2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97


Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com

info@simple-pro.com



ООО «СБМ»
г.Санкт-Петербург

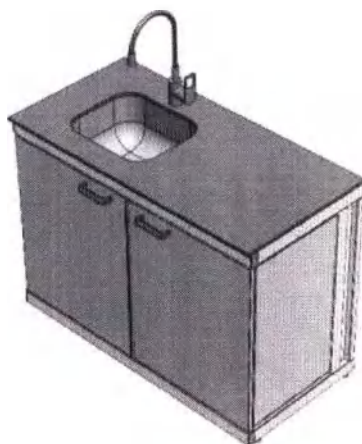

Стол-мойка лабораторный серии «СМС-Д»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Согласно руководству по эксплуатации.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура: от +10 до +40 С°.

Влажность: от 45% до 75%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и размеры

3.1.1 Основные параметры и размеры представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	масса, кг
Стол-мойка лабораторный серии «СМС-Д»	ЛК-1200-СМС-Д-Л-П-1	1200х600х900-930	107
	ЛК-1200-СМС-Д-Л-ЛН-1	1200х600х900-930	107
	ЛК-1200-СМС-Д-Л-Г-1	1200х600х900-930	109
	ЛК-1500-СМС-Д-Л-П-1	1500х600х900-930	126
	ЛК-1500-СМС-Д-Л-ЛН-1	1500х600х900-930	126
	ЛК-1500-СМС-Д-Л-Г-1	1500х600х900-930	128
	ЛК-1200-СМС-Д-С-П-1	1200х600х900-930	107
	ЛК-1200-СМС-Д-С-ЛН-1	1200х600х900-930	107
	ЛК-1200-СМС-Д-С-Г-1	1200х600х900-930	109
	ЛК-1500-СМС-Д-С-П-1	1500х600х900-930	126
	ЛК-1500-СМС-Д-С-ЛН-1	1500х600х900-930	126
	ЛК-1500-СМС-Д-С-Г-1	1500х600х900-930	128
	ЛК-1200-СМС-Д-П-П-1	1200х600х900-930	107
	ЛК-1200-СМС-Д-П-ЛН-1	1200х600х900-930	107
	ЛК-1200-СМС-Д-П-Г-1	1200х600х900-930	109
	ЛК-1500-СМС-Д-П-П-1	1500х600х900-930	126
	ЛК-1500-СМС-Д-П-ЛН-1	1500х600х900-930	126
	ЛК-1500-СМС-Д-П-Г-1	1500х600х900-930	128
	ЛК-1200-СМС-Д-Л-П-2	1200х600х900-930	109
	ЛК-1200-СМС-Д-Л-ЛН-2	1200х600х900-930	109
	ЛК-1200-СМС-Д-Л-Г-2	1200х600х900-930	115
	ЛК-1500-СМС-Д-Л-П-2	1500х600х900-930	128

ЛК-1500-СМС-Д-Л-ЛН-2	1500х600х900-930	128
ЛК-1500-СМС-Д-Л-Г-2	1500х600х900-930	134
ЛК-1200-СМС-Д-С-П-2	1200х600х900-930	109
ЛК-1200-СМС-Д-С-ЛН-2	1200х600х900-930	109
ЛК-1200-СМС-Д-С-Г-2	1200х600х900-930	115
ЛК-1500-СМС-Д-С-П-2	1500х600х900-930	128
ЛК-1500-СМС-Д-С-ЛН-2	1500х600х900-930	128
ЛК-1500-СМС-Д-С-Г-2	1500х600х900-930	134
ЛК-1200-СМС-Д-П-П-2	1200х600х900-930	109
ЛК-1200-СМС-Д-П-ЛН-2	1200х600х900-930	109
ЛК-1200-СМС-Д-П-Г-2	1200х600х900-930	115
ЛК-1500-СМС-Д-П-П-2	1500х600х900-930	128
ЛК-1500-СМС-Д-П-ЛН-2	1500х600х900-930	128
ЛК-1500-СМС-Д-П-Г-2	1500х600х900-930	134

Примечания:

1. Допустимое отклонение от габаритных размеров ± 4 мм.
2. Допустимое отклонение от значений массы $\pm 10\%$.

3.2 Характеристики

Стол представляет собой изделие сборно-разборной конструкции, состоящее из верхней части-тумбы с мойкой, смесителем, рабочей поверхностью и нижней части-каркаса. Каркас с регулируемыми опорами.

Тумба имеет одно отделение, оснащена двумя дверцами с ручками и:

- одной мойкой: ЛК-1200-СМС-Д-Л-П-1, ЛК-1200-СМС-Д-Л-ЛН-1, ЛК-1200-СМС-Д-Л-Г-1, ЛК-1500-СМС-Д-Л-П-1, ЛК-1500-СМС-Д-Л-ЛН-1, ЛК-1500-СМС-Д-Л-Г-1, ЛК-1200-СМС-Д-С-П-1, ЛК-1200-СМС-Д-С-ЛН-1, ЛК-1200-СМС-Д-С-Г-1, ЛК-1500-СМС-Д-С-П-1, ЛК-1500-СМС-Д-С-ЛН-1, ЛК-1500-СМС-Д-С-Г-1, ЛК-1200-СМС-Д-П-П-1, ЛК-1200-СМС-Д-П-ЛН-1, ЛК-1200-СМС-Д-П-Г-1, ЛК-1500-СМС-Д-П-П-1, ЛК-1500-СМС-Д-П-ЛН-1, ЛК-1500-СМС-Д-П-Г-1;

- двумя мойками: ЛК-1200-СМС-Д-Л-П-2, ЛК-1200-СМС-Д-Л-ЛН-2, ЛК-1200-СМС-Д-Л-Г-2, ЛК-1500-СМС-Д-Л-П-2, ЛК-1500-СМС-Д-Л-ЛН-2, ЛК-1500-СМС-Д-Л-Г-2, ЛК-1200-СМС-Д-С-П-2, ЛК-1200-СМС-Д-С-ЛН-2, ЛК-1200-СМС-Д-С-Г-2, ЛК-1500-СМС-Д-С-П-2, ЛК-1500-СМС-Д-С-ЛН-2, ЛК-1500-СМС-Д-С-Г-2, ЛК-1200-СМС-Д-П-П-2, ЛК-1200-СМС-Д-П-ЛН-2, ЛК-1200-СМС-Д-П-Г-2, ЛК-1500-СМС-Д-П-П-2, ЛК-1500-СМС-Д-П-ЛН-2, ЛК-1500-СМС-Д-П-Г-2.

Зазоры между дверью и корпусом должны быть равномерными.

Стол должен стоять на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и каркасом должен быть не более 3 мм.

Зазоры в проемах не должны превышать:

- для двери – 2 мм.

Предельные отклонения от перпендикулярности и параллельности плоскостей, осей или ребер главных конструктивных элементов и плоскости, определенной точками опоры или боковыми стенами, не должны превышать 2 мм на 1 м.

Конструкция должна обеспечивать удобство уборки стола и помещения.

Дверь должна открываться на угол не менее 90°.

Эксплуатационная нагрузка на стол должна быть не более 20 кг.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность представлена в таблице 2.

Таблица 2

Артикул	Обозначение детали	кол-во, шт
ЛК-1200-СМС-Д-Л-П-1, ЛК-1200-	Стол-мойка	1

СМС-Д-Л-ЛН-1, ЛК-1200-СМС-Д-Л-Г-1, ЛК-1500-СМС-Д-Л-П-1, ЛК-1500-СМС-Д-Л-ЛН-1, ЛК-1500-СМС-Д-Л-Г-1, ЛК-1200-СМС-Д-С-П-1, ЛК-1200-СМС-Д-С-ЛН-1, ЛК-1200-СМС-Д-С-Г-1, ЛК-1500-СМС-Д-С-П-1, ЛК-1500-СМС-Д-С-ЛН-1, ЛК-1500-СМС-Д-С-Г-1, ЛК-1200-СМС-Д-П-П-1, ЛК-1200-СМС-Д-П-ЛН-1, ЛК-1200-СМС-Д-П-Г-1, ЛК-1500-СМС-Д-П-П-1, ЛК-1500-СМС-Д-П-ЛН-1, ЛК-1500-СМС-Д-П-Г-1	Смеситель	1
	Подводка гибкая	2
	Шланги для подвода воды	2
	Сифон с гофрированным шлангом	1
	Ситечко	1
	Заглушка 60x30 мм	2
ЛК-1200-СМС-Д-Л-П-2, ЛК-1200-СМС-Д-Л-ЛН-2, ЛК-1200-СМС-Д-Л-Г-2, ЛК-1500-СМС-Д-Л-П-2, ЛК-1500-СМС-Д-Л-ЛН-2, ЛК-1500-СМС-Д-Л-Г-2, ЛК-1200-СМС-Д-С-П-2, ЛК-1200-СМС-Д-С-ЛН-2, ЛК-1200-СМС-Д-С-Г-2, ЛК-1500-СМС-Д-С-П-2, ЛК-1500-СМС-Д-С-ЛН-2, ЛК-1500-СМС-Д-С-Г-2, ЛК-1200-СМС-Д-П-П-2, ЛК-1200-СМС-Д-П-ЛН-2, ЛК-1200-СМС-Д-П-Г-2, ЛК-1500-СМС-Д-П-П-2, ЛК-1500-СМС-Д-П-ЛН-2, ЛК-1500-СМС-Д-П-Г-2	Стол-мойка	1
	Смеситель	1
	Подводка гибкая	2
	Шланги для подвода воды	4
	Сифон с гофрированным шлангом	2
	Ситечко	2
	Заглушка 60x30 мм	2

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт и конструкцию изделия.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 После транспортирования в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

6.2 Распаковать и проверить целостность покрытия.

6.3 Проверить комплектность.

6.4 Произвести дезинфекцию. Поверхности обрабатывают дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

7. ПОРЯДОК СБОРКИ

Инструкция по сборке

Выдержать в установленном положении не менее суток при температуре окружающей среды 18°C (максимальная адгезия 3 суток).

Подключить сантехнику:

- Установить смеситель.
- Подключить к смесителю гибкую подводку.
- Соединить гофротрубу с сифоном раковины и канализационным стоком воды.
- Подключение сантехники должно осуществляться аттестованным специалистом.

Выставить изделие по уровню.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится один раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых

соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, промывке моющими растворами и санитарной обработке.

8.2 Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.

8.3 Критерием предельного состояния является состояние изделия, при котором дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Общие положения:

9.2 Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.

9.3 Текущий ремонт включает следующие этапы:

- 1) обнаружение неисправностей;
- 2) отыскание и исправление неисправностей или замена частей;
- 3) проверка работоспособности изделия после ремонта.

9.4 Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

9.5 После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Утилизация осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684 для отходов класса А.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Мебель транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

- Транспортирование мебели морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

- Условия при транспортировке соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

- Условия хранения - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ Р 50444.

- В упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +10 до +40° С и относительной влажности от 45% до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключая воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Мебель следует предохранять от загрязнений и механических повреждений.

- Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

- Гарантийный срок эксплуатации - не менее 18 месяцев со дня ввода её в эксплуатацию.

- Гарантийный срок хранения в упакованном виде - 18 месяцев.

- Средний срок службы - 10 лет.

- В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет мебель, или ее составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

13.1 В случае отказа изделий или неисправности их в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец должен направить в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы: заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона.

13.2 Претензии по поводу качества направляются в Общество с ограниченной ответственностью «СпецБалтМебель» (ООО «СБМ»), Россия, 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д.15, корп.2, лит.3, пом.18-НЗ, оф.52. Тел.: (812) 448-13-97, E-mail: info@simple-pro.com

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Свидетельство о приёмке:		

Наименование и обозначение		
Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации		
Начальник ОТК		
МП		
_____	_____	_____
Подпись	Расшифровка	Дата

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт (замену) в течение гарантийного срока медицинского изделия

(наименование)	
Номер и дата выпуска _____	
(заполняется заводом-изготовителем)	
Приобретен _____	
(дата, подпись и штамп торгующей организации)	
Введен в эксплуатацию _____	« ____ » _____ 20 ____ г.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)	

16. ПРАВИЛА ОТГРУЗКИ ТОВАРА СО СКЛАДА ООО «СБМ»

16.1. Отгрузка товара

16.1.1. Отгрузка товара осуществляется:

- Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
- Физическим лицам – при наличии паспорта.

16.1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СБМ» представителю транспортной компании по заявке ООО «СБМ» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте Simple-PRO.com в разделе «Контакты».

16.1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами

водителя/перевозчика/экспедитора.

16.1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:

- Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
- Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;
- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

16.2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97

Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com

info@simple-pro.com



ООО «СБМ»
г.Санкт-Петербург



Стол-мойка лабораторный серии «СМС-ДТ»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Согласно руководству по эксплуатации.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура: от +10 до +40 С°.

Влажность: от 45% до 75%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и размеры

3.1.1 Основные параметры и размеры представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	масса, кг
Стол-мойка лабораторный серии «СМС-ДТ»	ЛК-1500-СМС-ДТ-Л-П	1500х750х900-930	113
	ЛК-1500-СМС-ДТЛ-ЛН	1500х750х900-930	113
	ЛК-1500-СМС-ДТ-Л-Г	1500х750х900-930	115
	ЛК-1500-СМС-ДТ-С-П	1500х750х900-930	113
	ЛК-1500-СМС-ДТ-С-ЛН	1500х750х900-930	113
	ЛК-1500-СМС-ДТ-С-Г	1500х750х900-930	115
	ЛК-1500-СМС-ДТ-П-П	1500х750х900-930	113
	ЛК-1500- СМС-ДТ-П-ЛН	1500х750х900-930	113
	ЛК-1500-СМС-ДТ-П-Г	1500х750х900-930	115

Примечания:

1. Допустимое отклонение от габаритных размеров ± 4 мм.

2. Допустимое отклонение от значений массы $\pm 10\%$.

3.2 Характеристики

Стол представляет собой изделие сборно-разборной конетрукции, состоящее из верхней части-тумбы с мойкой, смесителем, рабочей поверхностью и нижней части-каркаса. Каркас с регулируемыми опорами.

Тумба имеет три отделения, две полки, оснащена четырьмя дверцами с ручками.

Зазоры между дверью и корпусом должны быть равномерными.

Стол должен стоять на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и каркасом должен быть не более 3 мм.

Зазоры в проемах не должны превышать:

- для двери – 2 мм.

Предельные отклонения от перпендикулярности и параллельности плоскостей, осей или ребер главных конструктивных элементов и плоскости, определенной точками опоры или боковыми стенами, не должны превышать 2 мм на 1 м.

Конструкция должна обеспечивать удобство уборки стола и помещения.

Дверь должна открываться на угол не менее 90°.

Эксплуатационная нагрузка на стол должна быть не более 20 кг, на полку не более 10 кг.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность представлена в таблице 2.

Таблица 2

Артикул	Обозначение детали	кол-во, шт
ЛК-1500-СМС-ДТ-Л-П, ЛК-1500-СМС-ДТЛ-ЛН, ЛК-1500-СМС-ДТ-Л-Г, ЛК-1500-СМС-ДТ-С-П, ЛК-1500-СМС-ДТ-С-ЛН, ЛК-1500-СМС-ДТ-С-Г, ЛК-1500-СМС-ДТ-П-П, ЛК-1500-СМС-ДТ-П-ЛН, ЛК-1500-СМС-ДТ-П-Г.	Стол-мойка	1
	Смеситель	1
	Подводка гибкая	2
	Шланги для подвода воды	2
	Сифон с гофрированным шлангом	1
	Ситечко	1
	Заглушка 60x30 мм	2

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К эксплуатации допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт и конструкцию изделия.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 После транспортирования в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

6.2 Распаковать и проверить целостность покрытия.

6.3 Проверить комплектность.

6.4 Произвести дезинфекцию. Поверхности обрабатывают дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

7. ПОРЯДОК СБОРКИ

Инструкция по сборке

Выдержать в установленном положении не менее суток при температуре окружающей среды 18°C (максимальная адгезия 3 суток).

Подключить сантехнику:

- Установить смеситель.
- Подключить к смесителю гибкую подводку.
- Соединить гофротрубу с сифоном раковины и канализационным стоком воды.
- Подключение сантехники должно осуществляться аттестованным специалистом.

Выставить изделие по уровню.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится один раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, промывке моющими растворами и санитарной обработке.

8.2 Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.

8.3 Критерием предельного состояния является состояние изделия, при котором дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Общие положения:

9.2 Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.

9.3 Текущий ремонт включает следующие этапы:

- 1) обнаружение неисправностей;
- 2) отыскание и исправление неисправностей или замена частей;
- 3) проверка работоспособности изделия после ремонта.

9.4 Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

9.5 После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Утилизация осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684 для отходов класса А.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Мебель транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

- Транспортирование мебели морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов". Вид отправки - контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

- Условия при транспортировке соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

- Условия хранения - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ Р 50444.

- В упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +10 до +40° С и относительной влажности от 45% до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Мебель следует предохранять от загрязнений и механических повреждений.

- Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

- Гарантийный срок эксплуатации - не менее 18 месяцев со дня ввода её в эксплуатацию.

- Гарантийный срок хранения в упакованном виде - 18 месяцев.

- Средний срок службы - 10 лет.

- В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет мебель, или ее составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

13.1 В случае отказа изделий или неисправности их в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец должен направить в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы: заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона.

13.2 Претензии по поводу качества направляются в Общество с ограниченной ответственностью «СпецБалтМебель» (ООО «СБМ»), Россия, 195197, г. Санкт-Петербург,

14.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Свидетельство о приёмке:		

Наименование и обозначение		
Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации		
Начальник ОТК		
МП		
_____	_____	_____
Подпись	Расшифровка	Дата

15.ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока медицинского изделия

(наименование)

Номер и дата выпуска _____

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен _____

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____ « ____ » _____ 20 ____ г.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

16.ПРАВИЛА ОТГРУЗКИ ТОВАРА СО СКЛАДА ООО «СБМ»

16. 1Отгрузка товара

16.1.1Отгрузка товара осуществляется:

- Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
- Физическим лицам – при наличии паспорта.

16.1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СБМ» представителю транспортной компании по заявке ООО «СБМ» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте Simple-PRO.com в разделе «Контакты».

16.1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.

16.1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:

- Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
- Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу

доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

16.2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

35 (тридцать пять) листов
цифрами прописью

Должность ген. директор

Подпись Карасев О.Г.

« 11 » ноября 20 20 г. М. П.

