
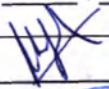


Инструкция по применению

Версия	1.0
Наименование медицинского изделия	Наконечники одноразовые стерильные для пипеточных дозаторов
Изготовитель	TARSONS ПРОДАКТС ЛИМИТЕД (TARSONS PRODUCTS LIMITED)
Законный представитель изготовителя	Рохан Сехгал
Дата	25.10.2021
Подпись	
Печать	МП 

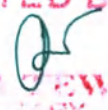

ATTESTED BY ME


REKHA TEWARI
Regn. No. - 10288/13
Chamber Court
Kolkata - 700 001

21 DEC 2021

Содержание

1	Наименование	3
2	Состав и исполнения	3
3	Назначение	5
4	Предназначенные пользователи	5
5	Показания к применению	5
6	Противопоказания	5
7	Побочные эффекты	6
8	Область применения	6
9	Классификация	6
10	Описание и принцип действия	6
11	Технические характеристики	9
12	Эксплуатация	12
12.1	Подготовка к применению	12
12.2	Способ применения	12
12.3	Меры предосторожности	12
13	Комплектность и упаковка	13
14	Маркировка	17
15	Техническое обслуживание	19
16	Очистка и дезинфекция	19
17	Стерилизация	20
18	Хранение	20
19	Транспортирование	20
20	Утилизация	20
21	Гарантийные обязательства	20
22	Рекламации	21
23	Ссылки	22



ATTESTED BY ME

[Handwritten signature]

REKHA TEWARI
Notary Public
Regn. No. 10288/13
Kolkata - 700 001

21 DEC 2021

1 Наименование

1.1 Наименование медицинского изделия:

Наконечники одноразовые стерильные для пипеточных дозаторов
(далее по тексту — «медицинское изделие» или «наконечники»)



2 Состав и исполнения

2.1 Медицинское изделие изготавливается в следующих исполнениях:

1. Для микропипеточных дозаторов, в штативе:

- объемом 10 мкл, градуированные (96 шт./уп.);
- объемом 10XL/20 мкл, градуированные, удлиненные (96 шт./уп.);
- объемом 200 мкл, градуированные (96 шт./уп.);
- объемом 200 мкл, градуированные, желтые (96 шт./уп.);
- объемом 250 мкл, градуированные (96 шт./уп.);
- объемом 300 мкл, градуированные (96 шт./уп.);
- объемом 1000 мкл, градуированные (96 шт./уп.);
- объемом 1000 мкл, градуированные, синие (96 шт./уп.);
- объемом 1250 мкл (96 шт./уп.);
- объемом 1250 мкл, удлиненные, градуированные (96 шт./уп.)

2. Для микропипеточных дозаторов, MAXIPENSE (с пониженной адгезией), в штативе:

- объемом 10 мкл, градуированные (96 шт./уп.);
- объемом 10XL/20 мкл, градуированные, удлиненные (96 шт./уп.);
- объемом 200 мкл, градуированные (96 шт./уп.);
- объемом 250 мкл, градуированные (96 шт./уп.);
- объемом 300 мкл, градуированные (96 шт./уп.);
- объемом 1000 мкл, градуированные (96 шт./уп.);
- объемом 1250 мкл (96 шт./уп.);
- объемом 1250 мкл, градуированные, удлиненные (96 шт./уп.)

3. Для микропипеточных дозаторов, с фильтром, в штативе:

- объемом 10 мкл, градуированные (96 шт./уп.);
- объемом 10XL/20 мкл, градуированные, удлиненные (96 шт./уп.);
- объемом 20 мкл, градуированные (96 шт./уп.);
- объемом 50 мкл, градуированные (96 шт./уп.);
- объемом 100 мкл, градуированные (96 шт./уп.);
- объемом 200 мкл, градуированные (96 шт./уп.);
- объемом 300 мкл, градуированные (96 шт./уп.);
- объемом 1000 мкл (96 шт./уп.);
- объемом 1250 мкл, градуированные, удлиненные (96 шт./уп.)

ATTESTED BY ME

REKHA TEWARI
NOTARY
Regn. No. 10268/13
Civil Court
Kolkata - 700 001

21 DEC 2021

4. Для микропипеточных дозаторов, MAXIPENSE (с пониженной адгезией), с фильтром, в штативе:

- объемом 10 мкл, градуированные (96 шт./уп.);
- объемом 10XL/20 мкл, градуированные, удлиненные (96 шт./уп.);
- объемом 20 мкл, градуированные (96 шт./уп.);
- объемом 50 мкл, градуированные (96 шт./уп.);
- объемом 100 мкл, градуированные (96 шт./уп.);
- объемом 200 мкл, градуированные (96 шт./уп.);
- объемом 300 мкл, градуированные (96 шт./уп.);
- объемом 1000 мкл (96 шт./уп.);
- объемом 1250 мкл, градуированные, удлиненные (96 шт./уп.)

5. Для микропипеточных дозаторов, PUREPACK (в индивидуальных упаковках):

- объемом 10 мкл, градуированные (1 шт./уп.);
- объемом 10XL/20 мкл, градуированные, удлиненные (1 шт./уп.);
- объемом 200 мкл (1 шт./уп.);
- объемом 300 мкл, градуированные (1 шт./уп.);
- объемом 1000 мкл, градуированные (1 шт./уп.)

6. Для микропипеточных дозаторов, MAXIPENSE (с пониженной адгезией), PUREPACK (в индивидуальных упаковках):

- объемом 10 мкл, градуированные (1 шт./уп.);
- объемом 10XL/20 мкл, градуированные, удлиненные (1 шт./уп.);
- объемом 200 мкл (1 шт./уп.);
- объемом 300 мкл, градуированные (1 шт./уп.);
- объемом 1000 мкл, градуированные (1 шт./уп.)

7. Для микропипеточных дозаторов, с фильтром, PUREPACK (в индивидуальных упаковках):

- объемом 10 мкл, градуированные (1 шт./уп.);
- объемом 10XL/20 мкл, градуированные, удлиненные (1 шт./уп.);
- объемом 20 мкл, градуированные (1 шт./уп.);
- объемом 50 мкл, градуированные (1 шт./уп.);
- объемом 100 мкл, градуированные (1 шт./уп.);
- объемом 200 мкл, градуированные (1 шт./уп.);
- объемом 300 мкл, градуированные (1 шт./уп.);
- объемом 1000 мкл (1 шт./уп.)

8. Для микропипеточных дозаторов, MAXIPENSE (с пониженной адгезией), с фильтром, PUREPACK (в индивидуальных упаковках):

- объемом 10 мкл, градуированные (1 шт./уп.);
- объемом 10XL/20 мкл, градуированные, удлиненные (1 шт./уп.);
- объемом 20 мкл, градуированные (1 шт./уп.);



ATTESTED BY ME

REKHA TEWARI
NOTARY
Regn. No. - 10288/13
CHAMPS COURT
Kolkata - 700 001

21 DEC 2021

- объемом 50 мкл, градуированные (1 шт./уп.);
- объемом 100 мкл, градуированные (1 шт./уп.);
- объемом 200 мкл, градуированные (1 шт./уп.);
- объемом 300 мкл, градуированные (1 шт./уп.);
- объемом 1000 мкл (1 шт./уп.)



9. Для микропипеточных дозаторов, в сменных блоках:

- объемом 10 мкл, градуированные (960 шт./уп.);
- объемом 200 мкл, градуированные (960 шт./уп.);
- объемом 300 мкл, градуированные (960 шт./уп.);
- объемом 10XL/20 мкл, градуированные, удлиненные (960 шт./уп.);
- объемом 1000 мкл, градуированные (960 шт./уп.)

10. Для микропипеточных дозаторов, MAXIPENSE (с пониженной адгезией), в сменных блоках:

- объемом 10 мкл, градуированные (960 шт./уп.);
- объемом 10XL/20 мкл, градуированные, удлиненные (960 шт./уп.);
- объемом 200 мкл, градуированные (960 шт./уп.);
- объемом 300 мкл, градуированные (960 шт./уп.);
- объемом 1000 мкл, градуированные (960 шт./уп.)

3 Назначение

3.1 Назначение медицинского изделия: перенос требуемого объема жидкости (например, реагента, буфера или биологического образца) в необходимую емкость в рамках диагностики in vitro.

4 Предназначенные пользователи

4.1 Медицинское изделие предназначено для использования квалифицированным медицинским персоналом, прошедшими необходимую подготовку, на территории лабораторий и медицинских учреждений.

Медицинское изделие применяется совместно с микропипеточными дозаторами.

5 Показания к применению

5.1 Показания к применению медицинского изделия: проведение диагностики in vitro.

6 Противопоказания

6.1 Противопоказания к применению медицинского изделия отсутствуют.

ATTESTED BY ME

REKHA TEWARI
NOTARY
Regn. No. - 10288/13
GMM's Court
Kolkata - 700 001

21 DEC 2021

7 Побочные эффекты

7.1 Побочных эффектов применения медицинского изделия не выявлено.

8 Область применения

8.1 Медицинское изделие предназначено применяется для диагностики *in vitro* в рамках медицинских исследований.

9 Классификация

9.1 Класс риска согласно Приказу Минздрава России № 4н от 06.06.2012 «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий», ГОСТ 31508 и директиве 93/42/EEC: 1 (I).

9.2 Вид медицинского изделия в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»: 292810 — «Наконечник пипетки».

9.3 Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2): 32.50.50.190.

9.4 Медицинское изделие поставляется стерильным и не подлежит повторной стерилизации.

9.5 Медицинское изделие предназначено для однократного применения.

9.6 Медицинское изделие не является инвазивным.

9.7 Медицинское изделие изготавливается в климатическом исполнении УХЛ4.2 по ГОСТ 15150.

10 Описание и принцип действия

10.1 Наконечник представляет собой полую зауженную трубку, изготовленную из прозрачного нуклеированного гомополимера полипропилена, и предназначен для дозированного отбора, удержания и переноса требуемого количества жидкости (например, реагента, буфера или биологического образца) в необходимую емкость.

10.2 Каждый наконечник обладает следующими классификационными характеристиками:

- объем:

- 10 мкл;
- 20 мкл;
- 50 мкл;

ATTESTED BY ME

REKHU TEWARI
NOTARY
Reg. No. - 10288/13
CHIM'S Court
Kolkata - 700 001


7 DEC 2021



- 100 мкл;
- 200 мкл;
- 250 мкл;
- 300 мкл;
- 1000 мкл;
- 1250 мкл.
- степень адгезии:
 - стандартные;
 - MAXIPENSE (с пониженной адгезией).
- размещение наконечников:
 - в штативе;
 - в сменных блоках;
 - PUREPACK (в индивидуальных упаковках).
- градуировка:
 - стандартные (не градуированные);
 - градуированные.
- длина наконечника:
 - стандартные;
 - удлиненные.
- цвет материала:
 - стандартные (бесцветные);
 - желтые;
 - синие.



10.3 Общий вид медицинского изделия приведен на рисунке 1.

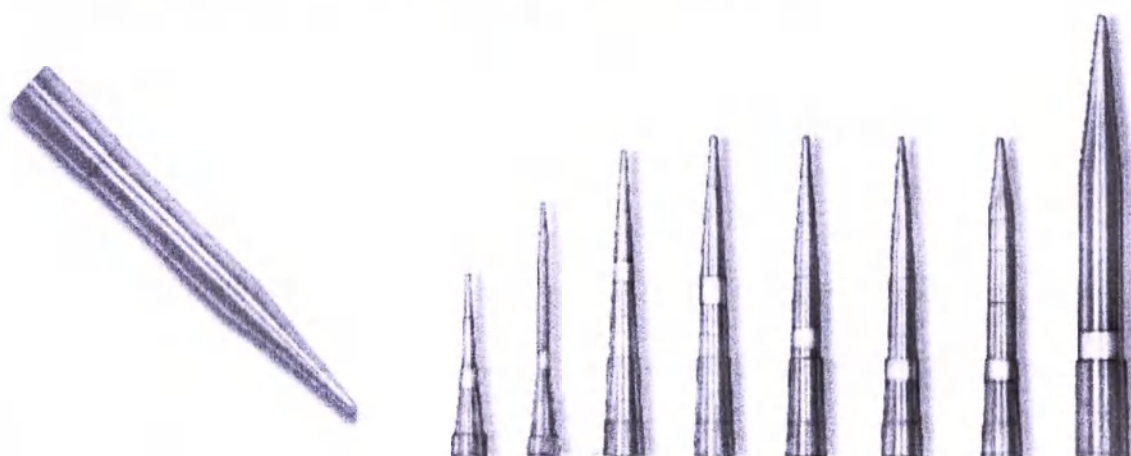

а

б

а — без фильтра; б — с фильтром

Рисунок 1 — Общий вид наконечников

ATTESTED BY ME

REKHA TEWARI
NOTARY
Reg. No. 10286/13
GMW'S Court
Kolkata - 700 001

1 DEC 2021

10.4 Наконечники, снабженные фильтром, обеспечивают защиту от проникновения аэрозолей, содержащих загрязняющие вещества, в полости пипеточного дозатора. Фильтр устанавливается в наконечник на расстоянии, достаточном для беспрепятственного взятия образца.


Фильтр изготавливается из 100 % полиэтилена высокого давления.

10.5 Исполнения марки MAXIPENSE обеспечивают пониженную степень адгезии, что облегчает манипуляции с вязкими субстанциями. Рабочие поверхности таких наконечников обладают высокими гидрофобными свойствами.

10.6 Наконечники выпускаются в следующих формах размещения:

- в штативе — взаимное расположение наконечников упорядоченно и фиксировано, что упрощает для пользователя типовые манипуляции с наконечниками;
- в сменных блоках — взаимное расположение наконечников упорядоченно и фиксировано в штативах, которые объединены в систему, состоящую из сменных блоков. Сменные блоки помещаются один поверх другого внутри контейнера;
- PUREPACK (в индивидуальных упаковках) — наконечники помещаются в изолированные полости.

10.7 Общий вид форм размещения наконечников приведен на рисунке 2.

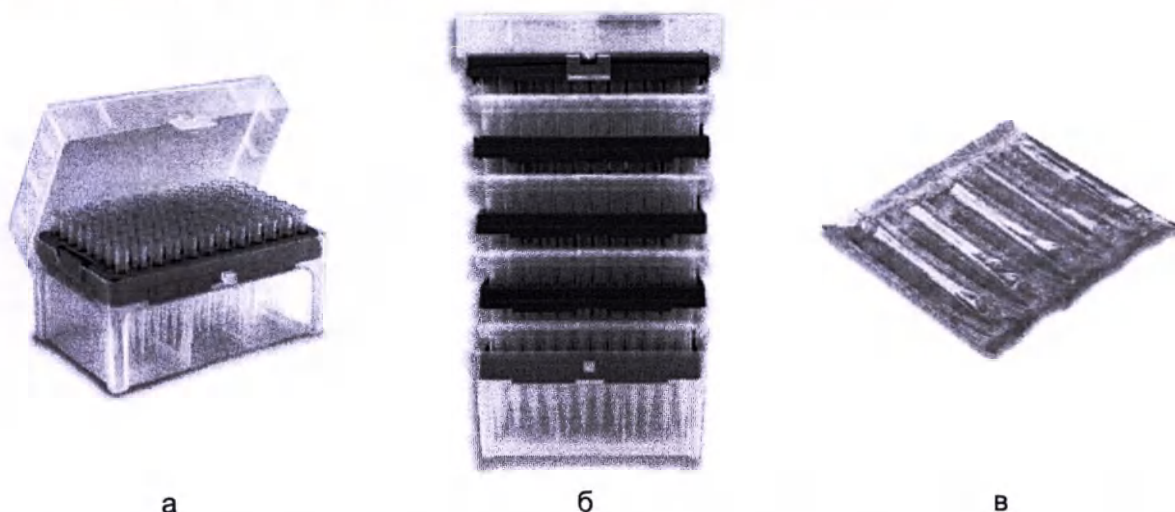

а — в штативе; б — в сменных блоках; в — PUREPACK (в индивидуальных упаковках)

Рисунок 2 — Общий вид формы размещения наконечников

ATTESTED BY ME

REKHA TEWARI
NOTARY
No. - 10288/13
MUMBAI Court
022 - 700 609

9 DEC 2021

11 Технические характеристики

11.1 Технические характеристики исполнений медицинского изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Технические характеристики исполнений медицинского изделия

Номер по каталогу	Исполнение	Объем, мкл	Градуировка	Длина, мм
1. Для микропипеточных дозаторов, в штативе				
522100	объемом 10 мкл, градуированные (96 шт./уп.)	10	2,5/10	34
522108	объемом 10XL/20 мкл, градуированные, удлиненные (96 шт./уп.)	20	1/5/10/20	43,9
522101	объемом 200 мкл, градуированные (96 шт./уп.)	200	10/50/100	52,6
522101-Y	объемом 200 мкл, градуированные, желтые (96 шт./уп.)	200	10/50/100	52,6
522109	объемом 250 мкл, градуированные (96 шт./уп.)	250	10/50/100/200	54,9
522102	объемом 300 мкл, градуированные (96 шт./уп.)	300	50/100/200	55
522103	объемом 1000 мкл, градуированные (96 шт./уп.)	1000	100/500	70,6
522103-B	объемом 1000 мкл, градуированные, синие (96 шт./уп.)	1000	100/500	70,6
522104	объемом 1250 мкл (96 шт./уп.)	1250	—	75,4
522105	объемом 1250 мкл, удлиненные, градуированные (96 шт./уп.)	1250	200/500/1000	97,9
2. Для микропипеточных дозаторов, MAXIPENSE (с пониженной адгезией), в штативе				
526100	объемом 10 мкл, градуированные (96 шт./уп.)	10	2,5/10	34
526108	объемом 10XL/20 мкл, градуированные, удлиненные (96 шт./уп.)	20	1/5/10/20	43,9
526101	объемом 200 мкл, градуированные (96 шт./уп.)	200	10/50/100	52,6
526109	объемом 250 мкл, градуированные (96 шт./уп.)	250	10/50/100/200	54,9
526102	объемом 300 мкл, градуированные (96 шт./уп.)	300	50/100/200	55
526103	объемом 1000 мкл, градуированные (96 шт./уп.)	1000	100/500	70,6
526104	объемом 1250 мкл (96 шт./уп.)	1250	—	75,4
526105	объемом 1250 мкл, градуированные, удлиненные (96 шт./уп.)	1250	200/500/1000	97,9
3. Для микропипеточных дозаторов, с фильтром, в штативе				
528100	объемом 10 мкл, градуированные (96 шт./уп.)	10	2,5/10	34
528108	объемом 10XL/20 мкл, градуированные, удлиненные (96 шт./уп.)	20	1/5/10/20	43,9
528101	объемом 20 мкл, градуированные (96 шт./уп.)	20	10/50/100	52,6
528102	объемом 50 мкл, градуированные (96 шт./уп.)	50	10/50/100/200	54,9
528103	объемом 100 мкл, градуированные (96 шт./уп.)	100	10/50/100/200	54,9

ATTESTED BY ME

NEKHA TEWARI
NOTARY
Reg. No. 10288/13
Court
Phone - 700 001

21 DEC 2021

Номер по каталогу	Исполнение	Объем, мкл	Градуировка	Длина, мм
528104	объемом 200 мкл, градуированные (96 шт./уп.)	200	10/50/100/200	54,9
528105	объемом 300 мкл, градуированные (96 шт./уп.)	300	50/100/200	55
528106	объемом 1000 мкл (96 шт./уп.)	1000	—	75,4
528107	объемом 1250 мкл, градуированные, удлиненные (96 шт./уп.)	1250	200/500/1000	97,9

4. Для микропипеточных дозаторов, MAXIPENSE (с пониженной адгезией), с фильтром, в штативе

529100	объемом 10 мкл, градуированные (96 шт./уп.)	10	2,5/10	34
529108	объемом 10XL/20 мкл, градуированные, удлиненные (96 шт./уп.)	20	1/5/10/20	43,9
529101	объемом 20 мкл, градуированные (96 шт./уп.)	20	10/50/100	52,6
529102	объемом 50 мкл, градуированные (96 шт./уп.)	50	10/50/100/200	54,9
529103	объемом 100 мкл, градуированные (96 шт./уп.)	100	10/50/100/200	54,9
529104	объемом 200 мкл, градуированные (96 шт./уп.)	200	10/50/100/200	54,9
529105	объемом 300 мкл, градуированные (96 шт./уп.)	300	50/100/200	55
529106	объемом 1000 мкл (96 шт./уп.)	1000	—	75,4
529107	объемом 1250 мкл, градуированные, удлиненные (96 шт./уп.)	1250	200/500/1000	97,9

5. Для микропипеточных дозаторов, PUREPACK (в индивидуальных упаковках)

520010	объемом 10 мкл, градуированные	10	2,5/10	34
520011	объемом 10XL/20 мкл, градуированные, удлиненные (1 шт./уп.)	20	1/5/10/20	43,9
520012	объемом 200 мкл (1 шт./уп.)	200	—	52,7
520013	объемом 300 мкл, градуированные (1 шт./уп.)	300	50/100/200	55
520014	объемом 1000 мкл, градуированные (1 шт./уп.)	1000	100/500	70,9

6. Для микропипеточных дозаторов, MAXIPENSE (с пониженной адгезией), PUREPACK (в индивидуальных упаковках)

520031	объемом 10 мкл, градуированные (1 шт./уп.)	10	2,5/10	34
520032	объемом 10XL/20 мкл, градуированные, удлиненные (1 шт./уп.)	20	1/5/10/20	43,9
520033	объемом 200 мкл (1 шт./уп.)	200	—	52,7
520034	объемом 300 мкл, градуированные (1 шт./уп.)	300	50/100/200	55
520035	объемом 1000 мкл, градуированные (1 шт./уп.)	1000	100/500	70,9

7. Для микропипеточных дозаторов, с фильтром, PUREPACK (в индивидуальных упаковках)

520037	объемом 10 мкл, градуированные (1 шт./уп.)	10	2,5/10	34
520038	объемом 10XL/20 мкл, градуированные, удлиненные (1 шт./уп.)	20	1/5/10/20	43,9
520039	объемом 20 мкл, градуированные (1 шт./уп.)	20	10/50/100	52,6

ATTESTED BY ME

BEKHA TEWARI
NOTARY
Regn. No. - 10258/13
CMM'S Court
F. No. - 700 601

21 DEC 2021

Номер по каталогу	Исполнение	Объем, мкл	Градуировка	Длина, мм
520040	объемом 50 мкл, градуированные (1 шт./уп.)	50	10/50/100/200	54,9
520041	объемом 100 мкл, градуированные (1 шт./уп.)	100	10/50/100/200	54,9
520042	объемом 200 мкл, градуированные (1 шт./уп.)	200	10/50/100/200	54,9
520043	объемом 300 мкл, градуированные (1 шт./уп.)	300	50/100/200	55
520044	объемом 1000 мкл (1 шт./уп.)	1000	—	75,4

8. Для микропипеточных дозаторов, MAXIPENSE (с пониженной адгезией), с фильтром PUREPACK (в индивидуальных упаковках)

520050	объемом 10 мкл, градуированные (1 шт./уп.)	10	2,5/10	34
520051	объемом 10XL/20 мкл, градуированные, удлиненные (1 шт./уп.)	20	1/5/10/20	43,9
520052	объемом 20 мкл, градуированные (1 шт./уп.)	20	10/50/100	52,6
520053	объемом 50 мкл, градуированные (1 шт./уп.)	50	10/50/100/200	54,9
520054	объемом 100 мкл, градуированные (1 шт./уп.)	100	10/50/100/200	54,9
520055	объемом 200 мкл, градуированные (1 шт./уп.)	200	10/50/100/200	54,9
520056	объемом 300 мкл, градуированные (1 шт./уп.)	300	50/100/200	55
520057	объемом 1000 мкл (1 шт./уп.)	1000	—	75,4

9. Для микропипеточных дозаторов, в сменных блоках

521127	объемом 10 мкл, градуированные (960 шт./уп.)	10	2/10	31,3
521113	объемом 200 мкл, градуированные (960 шт./уп.)	200	1/5/10/20	43,9
521114	объемом 300 мкл, градуированные (960 шт./уп.)	300	10/50/100	52,6
521112	объемом 10XL/20 мкл, градуированные, удлиненные (960 шт./уп.)	20	50/100/200	55
521115	объемом 1000 мкл, градуированные (960 шт./уп.)	1000	100/500	70,6

10. Для микропипеточных дозаторов, MAXIPENSE (с пониженной адгезией), в сменных блоках:

521121	объемом 10 мкл, градуированные (960 шт./уп.)	10	2/10	31,3
521122	объемом 10XL/20 мкл, градуированные, удлиненные (960 шт./уп.)	20	1/5/10/20	43,9
521123	объемом 200 мкл, градуированные (960 шт./уп.)	200	10/50/100	52,6
521124	объемом 300 мкл, градуированные (960 шт./уп.)	300	50/100/200	55
521125	объемом 1000 мкл, градуированные (960 шт./уп.)	1000	100/500	70,6

Примечания

1 Предельные отклонения длины — $\pm 0,2$ мм

2 Под объемом подразумевается номинальная вместимость наконечника. Предельные отклонения объема — ± 2 %

ATTESTED BY ME

REKHA TEWARI
NOTARY
Regn. No. - 10258/13
CMM'S Court
Kolkata - 700 001

9 DEC 2021

12 Эксплуатация

12.1 Подготовка к применению

12.1.1 Перед использованием необходимо осмотреть изделия на отсутствие загрязнений, сколов и царапин. Не должно быть дырок и царапин на корпусе изделий.

12.1.2 При работе с медицинским изделием пользователь должен использовать средства защиты (перчатки).

12.2 Способ применения

12.2.1 Для применения медицинского изделия следует:

- наконечник плотно закрепить на пипеточном дозаторе;
- аккуратно перенести материал из одной емкости в другую;
- после окончания процесса снять наконечник с пипеточного дозатора и утилизировать.

12.3 Меры предосторожности

12.3.1 Материал следует аккуратно собирать в пробирки или планшет.

12.3.2 Если капля материала упала на другую поверхность — собирать ее не следует.

12.3.3 Если фильтр в наконечниках испорчен, наконечники необходимо заменить.

12.3.4 Если на наконечнике обнаружены сколы или трещины, его необходимо заменить.



ATTESTED BY ME

REKHA TEWARI
NOTARY
Reg. No. - 10258/13
CVM'S Court
Kolkata - 700 001

DEC 2021

13 Комплектность и упаковка

13.1 В зависимости от формы размещения изделия помещаются в первичную групповую упаковку:

- в штативе — полипропиленовый короб, упакованный полиэтиленовую пленку;
- в сменных блоках — полипропиленовые сменные блоки, помещенные в полипропиленовое основание и упакованные в полиэтиленовую пленку;
- PUREPACK (в индивидуальных упаковках) — блистерная упаковка.

13.2 Первичная групповая упаковка является потребительской.

13.3 Изделия в штативах в первичной упаковке могут помещаться во вторичную упаковку — коробку из комбинированного материала на основе гофрированного картона.

13.4 Изделия в первичной или вторичной упаковке помещаются в транспортную тару.

13.5 Сведения о комплектности, потребительской упаковке и транспортной таре приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Сведения об упаковке

Номер по каталогу	Наконечников в упаковке, шт.	Упаковок в транспортной таре, шт.	Габаритные размеры транспортной тары, см	Масса нетто, кг	Масса груcco, кг
1. Для микропипеточных дозаторов, в штативе					
522100	960 (10 штативов)	5	59.5×46×25	5.35	7.95
522108	960 (10 штативов)	5	59.5×46×25	5.3	7.9
522101	960 (10 штативов)	5	59.5×46×25	6.3	8.9
522101-Y	960 (10 штативов)	5	59.5×46×25	6.3	8.9
522109	960 (10 штативов)	5	59.5×46×25	6.40	8.050
522102	960 (10 штативов)	5	59.5×46×25	6.35	8.95
522103	960 (10 штативов)	5	61.5×49.5×25	7.96	10.88
522103-B	960 (10 штативов)	5	61.5×49.5×25	7.96	10.45
522104	960 (10 штативов)	5	61.5×49.5×25	8.48	10.68
522105	960 (10 штативов)	5	70.5×54×29	9.70	13.6
2. Для микропипеточных дозаторов, MAXIPENSE (с пониженной адгезией), в штативе					



ATTESTED BY ME
REKHA DEWARI
NOTARY
Reg. No. 10288/13
Kolkata - 700 001
21 DEC 2021

Номер по каталогу	Наконечников в упаковке, шт.	Упаковок в транспортной таре, шт.	Габаритные размеры транспортной тары, см	Масса нетто, кг	Масса груcco, кг
526100	960 (10 штативов)	5	59.5×46×25	5.28	8
526108	960 (10 штативов)	5	59.5×46×25	5.342	7.942
526101	960 (10 штативов)	5	59.5×46×25	6.31	8.91
526109	960 (10 штативов)	5	59.5×46×25	6.5	9.1
526102	960 (10 штативов)	5	59.5×46×25	6.449	9.049
526103	960 (10 штативов)	5	61.5×49.5×25	8	10.88
526104	960 (10 штативов)	5	61.5×49.5×25	8.48	10.68
526105	960 (10 штативов)	5	70.5×54×29	9.70	13.600

3. Для микропипеточных дозаторов, с фильтром, в штативе

528100	960 (10 штативов)	5	59.5×46×25	5.28	8.1
528108	960 (10 штативов)	5	59.5×46×25	5.35	7.95
528101	960 (10 штативов)	5	59.5×46×25	6.4	9
528102	960 (10 штативов)	5	59.5×46×25	6.55	9.15
528103	960 (10 штативов)	5	59.5×46×25	6.55	9.15
528104	960 (10 штативов)	5	59.5×46×25	6.55	9.15
528105	960 (10 штативов)	5	59.5×46×25	6.55	9.15
528106	960 (10 штативов)	5	61.5×49.5×25	9.05	11.93
528107	960 (10 штативов)	5	70.5×54×29	10.16	13.6

4. Для микропипеточных дозаторов, MAXIPENSE (с пониженной адгезией), с фильтром, в штативе

529100	960 (10 штативов)	5	59.5×46×25	5.28	7.9
529108	960 (10 штативов)	5	59.5×46×25	5.35	7.95
529101	960 (10 штативов)	5	59.5×46×25	6.4	9
529102	960 (10 штативов)	5	59.5×46×25	6.55	9.15
529103	960 (10 штативов)	5	59.5×46×25	6.55	9.15

ATTESTED BY ME

REKHA TRIVARI
Notary
Reg. No. - 10298/13
Court
11-11-705 001

7 DEC 2021

Номер по каталогу	Наконечников в упаковке, шт.	Упаковок в транспортной таре, шт.	Габаритные размеры транспортной тары, см	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг
529104	960 (10 штативов)	5	59.5×46×25	6.55	9.15
529105	960 (10 штативов)	5	59.5×46×25	6.55	9.15
529106	960 (10 штативов)	5	61.5×49.5×25	9.05	11.93
529107	960 (10 штативов)	5	70.5×54×29	10.16	13.6

5. Для микропипеточных дозаторов, PUREPACK (в индивидуальных упаковках)

520010	1	400	28×20×14	0.06	0.51
520011	1	400	28×20×14	0.0512	0.513
520012	1	400	28×20×14	0.114	0.564
520013	1	400	28×20×14	0.1524	0.576
520014	1	400	28×20×14	0.27	0.818

6. Для микропипеточных дозаторов, MAXIPENSE (с пониженной адгезией), PUREPACK (в индивидуальных упаковках)

520031	1	400	28×20×14	0.06	0.51
520032	1	400	28×20×14	0.0512	0.513
520033	1	400	28×20×14	0.114	0.564
520034	1	400	28×20×14	0.1524	0.576
520035	1	400	28×20×14	0.368	0.818


7. Для микропипеточных дозаторов, с фильтром, PUREPACK (в индивидуальных упаковках)

520037	1	400	28×20×14	0.048	0.51
520038	1	400	28×20×14	0.0512	0.513
520039	1	400	28×20×14	0.1412	0.5648
520040	1	400	28×20×14	0.1436	0.568
520041	1	400	28×20×14	0.1436	0.568
520042	1	400	28×20×14	0.1436	0.568
520043	1	400	28×20×14	0.1524	0.576
520044	1	400	28×20×14	0.3164	0.74

8. Для микропипеточных дозаторов, MAXIPENSE (с пониженной адгезией), с фильтром, PUREPACK (в индивидуальных упаковках)

520050	1	400	28×20×14	0.048	0.51
520051	1	400	28×20×14	0.0512	0.513
520052	1	400	28×20×14	0.1412	0.5648
520053	1	400	28×20×14	0.1436	0.568
520054	1	400	28×20×14	0.1436	0.568

Номер по каталогу	Наконечников в упаковке, шт.	Упаковок в транспортной таре, шт.	Габаритные размеры транспортной тары, см	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг
520055	1	400	28×20×14	0.1436	0.568
520056	1	400	28×20×14	0.1524	0.576
520057	1	400	28×20×14	0.3164	0.74
9. Для микропипеточных дозаторов, в сменных блоках					
521127	960 (10 блоков)	10	42×34×43	6.98	7.107
521112	960 (10 блоков)	10	42×34×43	7.06	9.031
521113	960 (10 блоков)	10	42×34×32.5	7.45	9.338
521114	960 (10 блоков)	10	42×34×46.5	9.44	11.718
521115	960 (10 блоков)	10	42×34×58	11.26	13.830
10. Для микропипеточных дозаторов, MAXIPENSE (с пониженной адгезией), в сменных блоках:					
521121	960 (10 блоков)	10	42×34×43	6.98	7.107
521122	960 (10 блоков)	10	42×34×43	7.114	9.031
521123	960 (10 блоков)	10	42×34×32,5	7.562	9.338
521124	960 (10 блоков)	10	42×34×46,5	9.496	11.718
521125	960 (10 блоков)	10	42×34×58	11.29	13.83
Примечание — Под массой подразумевается масса изделий в транспортной таре.					

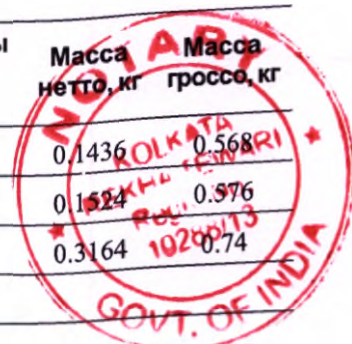

ATTESTED BY ME

BEKHA TEWARI
NOTARY
Regn. No. - 10288/13
CHM'S Court
Kolkata - 700 001

71 DEC 2021

14 Маркировка

14.1 Расшифровка символов маркировки приведена в таблице 4.

Таблица 4 — Символы маркировки

Символ	Расшифровка
Потребительская упаковка	
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Использовать до ...
	Код партии
	Номер по каталогу
	Не стерилизовать повторно
	Запрет на повторное применение




ATTESTED BY ME


REKHA TEWARI
NOTARY
Regn. No. - 10288/13
Chamber Court
Kolkata - 700 004

17

7 DEC 2021

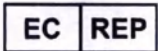Символ	Расшифровка
	Радиационная стерилизация
	Не использовать при повреждении упаковки
	Температурный диапазон
	Диапазон влажности
	Медицинское изделие для диагностики in vitro
	Знак CE
	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
Транспортная тара	
	Код партии




ATTESTED BY ME

REKHA TEWARI
NOTARY
Reg. No. 10288/13
CHIEF'S COURT
Kolkata - 700 001

21 DEC 2021

Символ	Расшифровка
	Номер по каталогу
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Использовать до ...
	Температурный диапазон
	Диапазон влажности
	Беречь от влаги

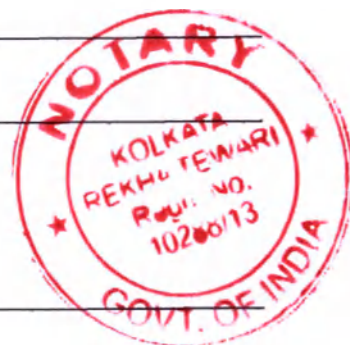

15 Техническое обслуживание

15.1 Медицинское изделие не подлежит техническому обслуживанию.

16 Очистка и дезинфекция

16.1 Медицинское изделие не подлежит дезинфекции и очистке.

ATTESTED BY ME

REKHA TEWARI
Reg. No. 10260/13
Kolkata - 700 001

21 DEC 2021

17 Стерилизация

17.1 Изделие стерилизуется радиационным методом и поставляется в стерильном виде.

17.2 Повторная стерилизация наконечников запрещена.

18 Хранение

18.1 Изделие должно храниться в упаковке изготовителя по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

19 Транспортирование

19.1 Изделие транспортируется всеми видами крытого транспорта, кроме неотапливаемых отсеков самолетов и морского транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

19.2 Размещение и крепление упаковок с изделием в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

19.3 Условия транспортирования изделия — по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

20 Утилизация

20.1 После применения изделие должно быть утилизировано в соответствии с СанПиН 2.1.3684, как медицинские отходы класса Б.

20.2 Неиспользованные изделия утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684, как медицинские отходы класса А. Возможна утилизация с бытовыми отходами.

21 Гарантийные обязательства

21.1 Изготовитель гарантирует соответствие медицинского изделия характеристикам, приведенным в настоящем документе, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

21.2 Срок хранения медицинского изделия ограничен — не более 5 лет со дня изготовления. Срок хранения перед использованием определяется периодом валидности результатов процесса стерилизации.



ATTESTED BY ME


RENU TEWARI
NOTARY
Regn. No. 10266/13
CHAMBERS COURT
KOLKATA-700001

20

7 DEC 2021

22 Рекламации

22.1 Рекламации могут быть направлены изготовителю или уполномоченному представителю изготовителя в Российской Федерации:

«ТАРСОНС ПРОДАКТС ЛИМИТЕД, 902, Мартин Берн Бизнес-Парк, ВР-3, Солтлейк, Сектор-V, Калькутта - 700091 (TARSONS PRODUCTS LIMITED, 902, Martin Burn Business Park, BP-3, Saltlake, Sector-V, Kolkata - 700091)».

«Общество с ограниченной ответственностью «ИНДИЛАБ» (ООО «ИНДИЛАБ»), Российская Федерация, 119421, г. Москва, Ленинский пр., д. 111 корп. 1, эт. 3 пом. 26 оф. 90».



ATTESTED BY ME

REKHA TELWARI
NOTARY
Regn. No. - 10288/13
CMM'S Court
Kolkata - 700 001


21 DEC 2021

23 Ссылки


23.1 Перечень стандартов, ссылки на которые содержатся в настоящем документе, приведены в таблице 5.

Таблица 5 — Ссылки на нормативные документы

Обозначение	Наименование
93/42/ЕЕС	ДИРЕКТИВА СОВЕТА 93/42/ЕЕС от 14 июня 1993 года по вопросу медицинских изделий
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
Приказ Минздрава России от 06.06.2012 № 4н	Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

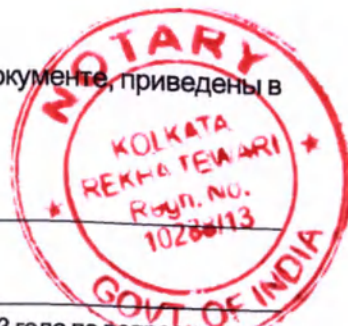

ATTESTED BY ME

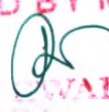
KUMAR WARI
NOTARY
Regn. No. - 10288/13
CMM S Court
Kolkata - 700 001

21 DEC 2021

Инструкция по применению

Стр.1

Печать:

ТАРСОНС ПРОДАКТС ЛИМИТЕД
КУЛЬКУТТА

Марка ИНДИЯ* ПЯТЬ РУПИЙ*НОТАРИУС
Марка ИНДИЯ* ПЯТЬ РУПИЙ*НОТАРИУС

Печать:

НОТАРИУС
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ
КУЛЬКУТТА
РЕКХА ТЕВАРИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 10288/13

Штамп:

ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНО МНОЙ

Подпись

РЕКХА ТЕВАРИ
НОТАРИУС
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР – 10288/13
КУЛЬКУТТА 700 001

Дата:

21 ДЕКАБРЯ 2021

Стр.2

Печать:

НОТАРИУС
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ
КУЛЬКУТТА
РЕКХА ТЕВАРИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 10288/13

Штамп:

ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНО МНОЙ

Подпись

РЕКХА ТЕВАРИ
НОТАРИУС
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР – 10288/13
КУЛЬКУТТА 700 001

Дата:

21 ДЕКАБРЯ 2021

Стр.3

Печать:

НОТАРИУС
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ
КУЛЬКУТТА
РЕКХА ТЕВАРИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 10288/13

Штамп:

ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНО МНОЙ

Подпись

РЕКХА ТЕВАРИ
НОТАРИУС
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР – 10288/13
КУЛЬКУТТА 700 001

Дата:

21 ДЕКАБРЯ 2021

Стр.4

Печать:

НОТАРИУС
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ
КУЛЬКУТТА
РЕКХА ТЕВАРИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 10288/13

Штамп:

ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНО МНОЙ

Подпись

РЕКХА ТЕВАРИ
НОТАРИУС
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР – 10288/13
КУЛЬКУТТА 700 001

Дата:

21 ДЕКАБРЯ 2021

Стр.5

Печать:

НОТАРИУС
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ
КУЛЬКУТТА
РЕКХА ТЕВАРИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 10288/13

Штамп:

ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНО МНОЙ

Подпись

РЕКХА ТЕВАРИ
НОТАРИУС
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР – 10288/13
КУЛЬКУТТА 700 001

Дата:
21 ДЕКАБРЯ 2021

Стр.6
Печать:
НОТАРИУС
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ
КУЛЬКУТТА
РЕКХА ТЕВАРИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 10288/13

Штамп:
ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНО МНОЙ
Подпись
РЕКХА ТЕВАРИ
НОТАРИУС
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР – 10288/13
КУЛЬКУТТА 700 001

Дата:
21 ДЕКАБРЯ 2021

Стр.7
Печать:
НОТАРИУС
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ
КУЛЬКУТТА
РЕКХА ТЕВАРИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 10288/13

Штамп:
ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНО МНОЙ
Подпись
РЕКХА ТЕВАРИ
НОТАРИУС
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР – 10288/13
КУЛЬКУТТА 700 001

Дата:
21 ДЕКАБРЯ 2021

Стр.8
Печать:
НОТАРИУС
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ
КУЛЬКУТТА
РЕКХА ТЕВАРИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 10288/13

Штамп:
ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНО МНОЙ
Подпись
РЕКХА ТЕВАРИ
НОТАРИУС
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР – 10288/13
КУЛЬКУТТА 700 001

Дата:
21 ДЕКАБРЯ 2021

Стр.9
Печать:
НОТАРИУС
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ
КУЛЬКУТТА
РЕКХА ТЕВАРИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 10288/13

Штамп:
ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНО МНОЙ
Подпись
РЕКХА ТЕВАРИ
НОТАРИУС
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР – 10288/13
КУЛЬКУТТА 700 001

Дата:
21 ДЕКАБРЯ 2021

Стр.10
Печать:
НОТАРИУС
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ
КУЛЬКУТТА
РЕКХА ТЕВАРИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 10288/13

Штамп:
ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНО МНОЙ
Подпись
РЕКХА ТЕВАРИ
НОТАРИУС
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР – 10288/13
КУЛЬКУТТА 700 001

Дата:
21 ДЕКАБРЯ 2021

Стр.11
Печать:
НОТАРИУС

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ
КУЛЬКУТТА
РЕКХА ТЕВАРИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 10288/13

Штамп:
ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНО МНОЙ
Подпись
РЕКХА ТЕВАРИ
НОТАРИУС
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР – 10288/13
КУЛЬКУТТА 700 001

Дата:
21 ДЕКАБРЯ 2021

Стр.12
Печать:
НОТАРИУС
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ
КУЛЬКУТТА
РЕКХА ТЕВАРИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 10288/13

Штамп:
ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНО МНОЙ
Подпись
РЕКХА ТЕВАРИ
НОТАРИУС
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР – 10288/13
КУЛЬКУТТА 700 001

Дата:
21 ДЕКАБРЯ 2021

Стр.13
Печать:
НОТАРИУС
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ
КУЛЬКУТТА
РЕКХА ТЕВАРИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 10288/13

Штамп:
ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНО МНОЙ
Подпись
РЕКХА ТЕВАРИ
НОТАРИУС
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР – 10288/13
КУЛЬКУТТА 700 001

Дата:
21 ДЕКАБРЯ 2021

Стр.14
Печать:
НОТАРИУС
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ
КУЛЬКУТТА
РЕКХА ТЕВАРИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 10288/13

Штамп:
ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНО МНОЙ
Подпись
РЕКХА ТЕВАРИ
НОТАРИУС
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР – 10288/13
КУЛЬКУТТА 700 001

Дата:
21 ДЕКАБРЯ 2021

Стр.15
Печать:
НОТАРИУС
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ
КУЛЬКУТТА
РЕКХА ТЕВАРИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 10288/13

Штамп:
ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНО МНОЙ
Подпись
РЕКХА ТЕВАРИ
НОТАРИУС
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР – 10288/13
КУЛЬКУТТА 700 001

Дата:
21 ДЕКАБРЯ 2021

Стр.16
Печать:
НОТАРИУС
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ
КУЛЬКУТТА
РЕКХА ТЕВАРИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 10288/13

Штамп:
ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНО МНОЙ
Подпись

РЕКХА ТЕВАРИ
НОТАРИУС
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР – 10288/13
КУЛЬКУТТА 700 001

Дата:
21 ДЕКАБРЯ 2021

Стр.17
Печать:
НОТАРИУС
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ
КУЛЬКУТТА
РЕКХА ТЕВАРИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 10288/13

Штамп:
ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНО МНОЙ
Подпись
РЕКХА ТЕВАРИ
НОТАРИУС
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР – 10288/13
КУЛЬКУТТА 700 001

Дата:
21 ДЕКАБРЯ 2021

Стр.18
Печать:
НОТАРИУС
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ
КУЛЬКУТТА
РЕКХА ТЕВАРИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 10288/13

Штамп:
ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНО МНОЙ
Подпись
РЕКХА ТЕВАРИ
НОТАРИУС
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР – 10288/13
КУЛЬКУТТА 700 001

Дата:
21 ДЕКАБРЯ 2021

Стр.19
Печать:
НОТАРИУС
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ
КУЛЬКУТТА
РЕКХА ТЕВАРИ

Штамп:

ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНО МНОЙ

Подпись

РЕКХА ТЕВАРИ

НОТАРИУС

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР – 10288/13

КУЛЬКУТТА 700 001

Дата:

21 ДЕКАБРЯ 2021

Стр.20

Печать:

НОТАРИУС

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ

КУЛЬКУТТА

РЕКХА ТЕВАРИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 10288/13

Штамп:

ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНО МНОЙ

Подпись

РЕКХА ТЕВАРИ

НОТАРИУС

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР – 10288/13

КУЛЬКУТТА 700 001

Дата:

21 ДЕКАБРЯ 2021

Стр.21

Печать:

НОТАРИУС

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ

КУЛЬКУТТА

РЕКХА ТЕВАРИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 10288/13

Штамп:

ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНО МНОЙ

Подпись

РЕКХА ТЕВАРИ

НОТАРИУС

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР – 10288/13

КУЛЬКУТТА 700 001


Дата:

21 ДЕКАБРЯ 2021

Стр.22
Печать:
НОТАРИУС
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ
КУЛЬКУТТА
РЕКХА ТЕВАРИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 10288/13

Штамп:
ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНО МНОЙ
Подпись
РЕКХА ТЕВАРИ
НОТАРИУС
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР – 10288/13
КУЛЬКУТТА 700 001

Дата:
21 ДЕКАБРЯ 2021

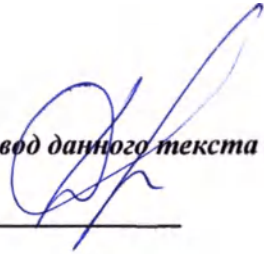
Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Докучаевым Дмитрием Игоревичем.

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать пятого декабря две тысячи двадцать первого года

Я, Мартынова Наталия Андреевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Акимов Глеба Борисовича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Докучаева Дмитрия Игоревича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09-н/77-2021-

100-2846

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 3 лист(а)(ов)



Н.А. Мартынова

ВРИО нотариуса

