

УТВЕРЖДЕНА

приказом Росздравнадзора
от _____ 200__ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ФГУП «ПИПВЭ
им. М.П. Чумакова РАМН»

Г.А. Белова
«_____» _____ 200__ г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

набора реагентов «Игла MEM для культур клеток в комплексе с L-глутамином»
(«Питательная среда Игла MEM»)

Назначение

Набор реагентов «Питательная среда Игла MEM» предназначен для культивирования клеток млекопитающих.

Питательная среда может быть использована для культур клеток в санитарно-профилактических, лечебно-профилактических и научно-исследовательских учреждениях при диагностике вирусных инфекций и в вирусологических исследованиях.

Характеристика набора

Питательная среда Игла MEM представляет собой прозрачную жидкость красновато-оранжевого цвета, полученную при растворении смеси неорганических солей, аминокислот, витаминов, глюкозы и индикатора (фенолового красного) в воде очищенной или в воде для инъекций. Питательная среда стерилизована методом мембранной фильтрации с использованием фильтров с конечным размером пор 0,22 мкм.

Состав препарата. В 1 л питательной среды Игла MEM содержатся следующие ингредиенты:

Натрий хлористый	6,800 г
Калий хлористый	0,400 г
Магний хлористый 6-водный	0,094 г
Натрий фосфорно- кислый однозамещен- ный 2-водный	0,115 г
Кальций хлористый 6- водный	0,200 г
D-глюкоза	1,000 г