

19 8981 - 001 - 01898109 - 200 + 146

УТВЕРЖДАЮ

Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации
Г.Г. Онищенко



" 19 " 04 2007 г.

№ 01-11/71-07

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ *

крови гемолизированной,

раствор для диагностических целей

Кровь гемолизированная, раствор для диагностических целей, представляет собой кровь лошади или барана, лизированную стерильной дистиллированной водой (одна часть крови и девять частей дистиллированной воды).

Описание

Прозрачная жидкость насыщенного красного цвета, допускается небольшой осадок на дне ампулы.

Назначение

Кровь гемолизированная предназначена для стимуляции роста чумного микроба на питательных средах.

Способ применения

Кровь гемолизированную добавляют к расплавленному и остуженному от 45 до 47 °С агару Хоттингера из расчета на 100 мл среды – 1 мл крови и перемешивают путем легкого покачивания. Приготовленную питательную среду со стимулятором используют extempore.

* Взамен инструкции по применению, утвержденной 02.07.2002 г.