



Р.У. Хабриев
2006 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ХЕНКСА РАСТВОРА

Хенкса раствор представляет собой растворенную в очищенной воде смесь неорганических солей, глюкозы и фенолового красного (или без фенолового красного), простерилизованную фильтрованием через фильтры с размером пор 0,22 мкм.

Раствор - прозрачная жидкость красновато-оранжевого цвета (Хенкса раствор с феноловым красным) или бесцветная (Хенкса раствор без фенолового красного), без опалесценции и осадка, pH от 6,8 до 7,2. Антибиотиков не содержит.

НАЗНАЧЕНИЕ

Раствор используется для получения питательных сред на основе раствора Хенкса и в качестве растворителя сухих препаратов (различных добавок к питательным средам: красителей, антибиотиков, митогенов). Предназначен для использования в лечебно-профилактических, санитарно-профилактических и научно-исследовательских учреждениях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Раствор готов к применению. Для проведения стерильных работ вскрытие бутылки проводить в асептических условиях.

ФОРМА ВЫПУСКА

Хенкса раствор с феноловым красным в стеклянных бутылках по (450±25) мл, укупоренных резиновыми пробками и завальцованных алюминиевыми колпачками.

Хенкса раствор без фенолового красного в стеклянных бутылках по (450±25) мл, укупоренных резиновыми пробками и завальцованных алюминиевыми колпачками.

СРОК ГОДНОСТИ. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ


Срок годности - 2 года. Раствор с истекшим сроком годности применению не подлежит.

Хранить и транспортировать в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 8 °С. Возможно транспортирование при температуре 8 -25 °С в течение не более 5 сут.

Взамен Инструкции по применению, утверждённой Минздравом РФ 20.04.2001г.

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

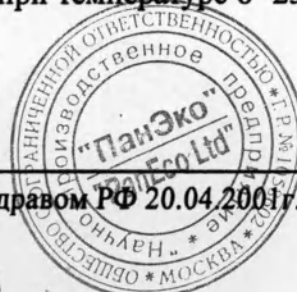

Рекламации на качество Хенкса раствора направлять:
в Федеральное государственное учреждение науки Государственный
НИИ стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов им.
Л.А.Тарасевича Роспотребнадзора по адресу: 119002, Москва, пер. Сивцев
Вражек, 41, тел. (495) 241-39-22;

в адрес предприятия-изготовителя: ООО «Научно-производственное
предприятие «ПанЭко», 115 478 г. Москва, ул. Москворечье, д.1, тел./факс: (495)
324-18-73, 111-82-53.

Директор ООО НПП «ПанЭко»



Честков В.В.

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

A handwritten signature, likely of the same person as the one above, written over a horizontal line.

