

УТВЕРЖДАЮ

ИП Опришко А.А.



Опришко А.А.

«10» ноября 2023 г.

Руководство по эксплуатации

**КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ,
в вариантах исполнения
ПО ТУ 32.50.30–002–0083970088–2015**

производства ИП Опришко А.А.

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект мебели для медицинских лабораторий, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.30-002-0083970088-2015:

Комплект мебели для медицинских лабораторий, вариант исполнения №1

- тумба-мойка 1-чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками;
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 4-х дверный (с 2-мя глухими дверцами в верхней части и 2-мя глухими дверцами в нижней части),
- руководство по эксплуатации;

Комплект мебели для медицинских лабораторий, вариант исполнения №2

- тумба-мойка 1-чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками;
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 4-х дверный (с 2-мя стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя глухими дверцами в нижней части),
- руководство по эксплуатации;

Комплект мебели для медицинских лабораторий, вариант исполнения №3

- тумба-мойка 1-чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками;
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 4-х дверный (с 2-мя глухими высокими дверцами в верхней части и 2-мя глухими низкими дверцами в нижней части),
- руководство по эксплуатации;

Комплект мебели для медицинских лабораторий, вариант исполнения №4

- тумба-мойка 1-чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками;
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 4-х дверный (с 2-мя высокими стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя низкими глухими дверцами в нижней части),
- руководство по эксплуатации;

Комплект мебели для медицинских лабораторий, вариант исполнения №5

- тумба-мойка 1-чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками;
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 4-х дверный (с 2-мя стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя стеклянными дверцами в нижней части),
- руководство по эксплуатации;

Комплект мебели для медицинских лабораторий, вариант исполнения №6

- тумба-мойка 1-чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками;
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной глухой дверью в верхней части и одной глухой дверью в нижней части),
- руководство по эксплуатации;

Комплект мебели для медицинских лабораторий, вариант исполнения №7

- тумба-мойка 1-чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками;
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной стеклянной дверью в верхней части и одной глухой дверью в нижней части),
- руководство по эксплуатации;

Комплект мебели для медицинских лабораторий, вариант исполнения №8

- тумба-мойка 1-чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками;
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной стеклянной дверью в верхней части и одной стеклянной дверью в нижней части),
- руководство по эксплуатации;

Комплект мебели для медицинских лабораторий, вариант исполнения №9

- тумба-мойка 1-чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками;
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной глухой высокой дверью в верхней части и одной глухой низкой дверью в нижней части),
- руководство по эксплуатации;

Комплект мебели для медицинских лабораторий, вариант исполнения №10

- тумба-мойка 1-чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками;

Готовые мебельные изделия поставляются укомплектованными в соответствии с рабочими чертежами и конструкторской документацией. Мойки оснащены смесителями и трубопроводной арматурой, которые являются частью готового изделия.

Комплект мебели для медицинских лабораторий поставляется в собранном виде и доставляется силами производителя, что обеспечивает полную сохранность при транспортировке.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект мебели для медицинских лабораторий, в вариантах исполнения, предназначенный для установки в лабораторных отделениях ЛПУ, клинических учреждений, больниц, клиничко-диагностических лабораториях с целью обеспечения их функциональности и выделения места для хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), медицинских инструментов, медицинской аппаратуры (далее по тексту – мебель, мебельные изделия).

Тумба-мойка предназначена для очистки приборов, посуды и устройств, используемых в лабораторных условиях, а также для размещения и хранения медицинских инструментов, пробирок, лабораторной посуды.

Шкаф общего назначения предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), медицинских инструментов, медицинской аппаратуры.

Потенциальные потребители комплекта мебели: врачи—лаборанты, фельдшера—лаборанты, медицинские технологи, медицинские сестры.

Область применения: лабораторные отделения и кабинеты ЛПУ, клинические учреждения, больницы, клиничко-диагностические лаборатории.

Показания к применению:

Тумба-мойка:

- очистки приборов, посуды и устройств, используемых в лабораторных условиях
- размещение и хранение инструментов, пробирок, лабораторной посуды.

Шкаф общего назначения:

- размещения и хранения лекарственных средств, инструментов, медицинской аппаратуры

Противопоказания и побочное действие:

- Не выявлены

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры тумбы-мойки двухдверной с четырьмя ящиками должны соответствовать Таблице 1.

Таблица 1

Габаритные размеры дверей (ДхШхГ)

тумба-мойка 1-чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками	450x720x16мм
тумба-мойка на алюминиевом каркасе 1-чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками	430x680x16мм
тумба-мойка 2-х чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками	450x720x16мм
тумба-мойка на алюминиевом каркасе 2-х чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками	430x680x16мм
Габаритные размеры ящиков (ДхШхГ)	
тумба-мойка 1-чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками	450x180x16мм
тумба-мойка на алюминиевом каркасе 1-чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками	430x170x16мм
тумба-мойка 2-х чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками	450x180x16мм
тумба-мойка на алюминиевом каркасе 2-х чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками	430x170x16мм
Габаритные размеры ножек (высота(от и до) и диаметр)	
тумба-мойка 1-чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками	h=90-120мм Ø50мм
тумба-мойка на алюминиевом каркасе 1-чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками	h=20-40мм Ø 30мм
тумба-мойка 2-х чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками	h=90-120мм Ø 50мм
тумба-мойка на алюминиевом каркасе 2-х чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками	h=20-40мм Ø 30мм

Габаритные размеры моек (высота и диаметр)	
тумба-мойка 1-чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками	h=160мм, d- 50 мм
тумба-мойка на алюминиевом каркасе 1-чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками	h=160 мм, d- 50 мм
тумба-мойка 2-х чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками	h=160 мм, 780x50 мм
тумба-мойка на алюминиевом каркасе 2-х чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками	h=160 мм, 780x50 мм
Габаритные размеры каркаса (ДхШхГ)	
тумба-мойка 1-чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками	1350x500x830мм
тумба-мойка на алюминиевом каркасе 1-чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками	1350x500x830мм
тумба-мойка 2-х чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками	1350x500x830мм
тумба-мойка на алюминиевом каркасе 2-х чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками	1350x500x830мм
Габаритные размеры основания (ДхШхГ)	
тумба-мойка 1-чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками	1350x500x16мм

тумба-мойка на алюминиевом каркасе 1-чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками	1350x500x16мм
тумба-мойка 2-х чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками	1350x500x16мм
тумба-мойка на алюминиевом каркасе 2-х чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками	1350x500x16мм
Габаритные размеры столешницы (ДхВхГ)	
тумба-мойка 1-чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками	1350x26x600мм
тумба-мойка на алюминиевом каркасе 1-чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками	
тумба-мойка 2-х чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками	
тумба-мойка на алюминиевом каркасе 2-х чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками	
Габаритные размеры фурнитуры и крепежных элементов	
Евровинт с шестигранной головкой	50x8мм, 70x8мм (длина и диаметр)
Заглушки для еврвинта	d-12мм
Стяжка угловая	27x22x27мм (ШхГхВ)
Петли для дверей из ЛДСП 4-х шарнирные	60x60x50мм (ШхГхВ)
Полкодержатели	16x5мм (длина и диаметр)

Габаритные размеры шкафа общего назначения должны соответствовать Таблице 2.

Таблица 2

Общие габаритные размеры (ВхШхГ)	
шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 4-х дверный (с 2-мя глухими дверцами в верхней части и 2-мя глухими дверцами в нижней части)	2000x800x400 мм
шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 4-х дверный (с 2-мя стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя глухими дверцами в нижней части)	
шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 4-х дверный (с 2-мя стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя стеклянными дверцами в нижней части)	
шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 4-х дверный (с 2-мя глухими высокими дверцами в верхней части и 2-мя глухими низкими дверцами в нижней части)	
шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 4-х дверный (с 2-мя высокими стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя низкими глухими дверцами в нижней части)	
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной глухой дверью в верхней части и одной глухой дверью в нижней части),	2000x450x400 мм
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной стеклянной дверью в верхней части и одной глухой дверью в нижней части),	

- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной стеклянной дверью в верхней части и одной стеклянной дверью в нижней части),	
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной глухой высокой дверью в верхней части и одной глухой низкой дверью в нижней части),	
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной высокой стеклянной дверью в верхней части и одной низкой глухой дверью в нижней части)	
Габаритные размеры дверей (ДхШхГ)	
шкаф общего назначения на алюминированном каркасе 4-х дверный (с 2-мя глухими дверцами в верхней части и 2-мя глухими дверцами в нижней части)	900х370х16мм
шкаф общего назначения на алюминированном каркасе 4-х дверный (с 2-мя стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя глухими дверцами в нижней части)	900х370х4мм
	900х370х16мм
шкаф общего назначения на алюминированном каркасе 4-х дверный (с 2-мя стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя стеклянными дверцами в нижней части)	900х370х4мм
	900х370х16мм
шкаф общего назначения на алюминированном каркасе 4-х дверный (с 2-мя глухими высокими дверцами в верхней части и 2-мя глухими низкими дверцами в нижней части)	1200х370х16мм
	600х370х16мм

Габаритные размеры дверей (ДхШхГ)	
шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 4-х дверный (с 2-мя высокими стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя низкими глухими дверцами в нижней части)	1200х370х4мм 600х370х16мм
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной глухой дверью в верхней части и одной глухой дверью в нижней части),	900х390х16мм
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной стеклянной дверью в верхней части и одной глухой дверью в нижней части),	900х390х4мм 900х390х16мм
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной стеклянной дверью в верхней части и одной стеклянной дверью в нижней части),	900х390х4мм 900х390х16мм
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной глухой высокой дверью в верхней части и одной глухой низкой дверью в нижней части),	1200х390х16мм 600х390х16мм
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной высокой стеклянной дверью в верхней части и одной низкой глухой дверью в нижней части)	1200х390х4мм 600х390х16мм
Габаритные размеры полок (ДхШхГ)	
шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 4-х дверный (с 2-мя глухими дверцами в верхней части и 2-мя глухими дверцами в нижней части)	760х360х16мм
шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 4-х дверный (с 2-мя стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя глухими дверцами в нижней части)	760х360х16мм

шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 4-х дверный (с 2-мя стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя стеклянными дверцами в нижней части)	760x360x16мм
шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 4-х дверный (с 2-мя глухими высокими дверцами в верхней части и 2-мя глухими низкими дверцами в нижней части)	760x360x16мм
шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 4-х дверный (с 2-мя высокими стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя низкими глухими дверцами в нижней части)	760x360x16мм
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной глухой дверью в верхней части и одной глухой дверью в нижней части),	760x380x16мм
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной стеклянной дверью в верхней части и одной глухой дверью в нижней части),	760x380x16мм
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной стеклянной дверью в верхней части и одной стеклянной дверью в нижней части),	760x380x16мм
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной глухой высокой дверью в верхней части и одной глухой низкой дверью в нижней части),	760x380x16мм

Габаритные размеры полок (ДхШхГ)	
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной высокой стеклянной дверью в верхней части и одной низкой глухой дверью в нижней части)	760x380x16мм
Габаритные размеры ножек (высота(от и до) и диаметр)	
шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 4-х дверный (с 2-мя глухими дверцами в верхней части и 2-мя глухими дверцами в нижней части)	20-40мм, d-30мм
шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 4-х дверный (с 2-мя стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя глухими дверцами в нижней части)	
шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 4-х дверный (с 2-мя стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя стеклянными дверцами в нижней части)	
шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 4-х дверный (с 2-мя глухими высокими дверцами в верхней части и 2-мя глухими низкими дверцами в нижней части)	
шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 4-х дверный (с 2-мя высокими стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя низкими глухими дверцами в нижней части)	
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной глухой дверью в верхней части и одной глухой дверью в нижней части),	
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной стеклянной дверью в верхней части и одной глухой дверью в нижней части),	
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной стеклянной дверью в верхней части и одной стеклянной дверью в нижней части),	

- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной глухой высокой дверью в верхней части и одной глухой низкой дверью в нижней части),	
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной высокой стеклянной дверью в верхней части и одной низкой глухой дверью в нижней части)	
Габаритные размеры каркаса (ВхШхГ)	
шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 4-х дверный (с 2-мя глухими дверцами в верхней части и 2-мя глухими дверцами в нижней части)	1980х800х400мм
шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 4-х дверный (с 2-мя стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя глухими дверцами в нижней части)	1980х800х400мм
шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 4-х дверный (с 2-мя стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя стеклянными дверцами в нижней части)	1980х800х400мм
шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 4-х дверный (с 2-мя глухими высокими дверцами в верхней части и 2-мя глухими низкими дверцами в нижней части)	1980х800х400мм
Габаритные размеры каркаса (ВхШхГ)	
шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 4-х дверный (с 2-мя высокими стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя низкими глухими дверцами в нижней части)	1980х800х400мм
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной глухой дверью в верхней части и одной глухой дверью в нижней части),	1980х450х400мм
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной стеклянной дверью в верхней части и одной глухой дверью в нижней части),	1980х450х400мм
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной стеклянной дверью в верхней части и одной стеклянной дверью в нижней части),	1980х450х400мм
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной глухой высокой дверью в верхней части и одной глухой низкой дверью в нижней части),	1980х450х400мм
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной высокой стеклянной дверью в верхней части и одной низкой глухой дверью в нижней части)	1980х450х400мм
Габаритные размеры фурнитуры и крепежных элементов	
Евровинт с шестигранной головкой	50х8мм, 70х8мм (длина и диаметр)
Заглушки для евровинта	d-12мм
Стяжка угловая	27х22х27мм (ШхГхВ)
Петли для дверей из ЛДСП 4-х шарнирные	60х60х50мм (ШхГхВ)
Полкодержатели	16х5мм (длина и диаметр)

Максимальная нагрузка на столешницу у тумбы-мойки двухдверной с четырьмя ящиками, 50 кг.

Максимальная нагрузка на полки у шкафа общего назначения, 15 кг.

Предельные отклонения от установленных габаритных размеров не превышают ± 4 мм для габаритных размеров до 2000 мм, ± 5 мм для размеров свыше 2000 мм.

Цветовое решение мебели, как правило, белое, светло-серое, салатное, голубое, «бук», «орех», «ольха», «клен» или «титан». Допускается изготавливать мебель в различных цветовых сочетаниях (например, «серый + ольха», «серый + салатный», «орех + клен» и т. д.), определяемых утвержденными образцами-эталоном или каталогом цветности.

Минимальная толщина стеклянных полок (при наличии) составляет (в зависимости от длины полки):

- до 500 мм вкл. – 4 мм;**
- св. 500 до 650 мм вкл. – 5 мм;**
- св. 650 мм – 6 мм.**


В необходимых случаях предусмотрены промежуточные опоры для стекла.

Масса мебели:


- тумба-мойка двухдверная с четырьмя ящиками: 66,96 кг;**
- тумба-мойка двухдверная с четырьмя ящиками на алюминиевом каркасе: 99,32 кг**
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 4-х дверный: 80,72 кг**
- шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный: 40,36 кг**

Допустимые отклонения массы – не более +3%.


Тумба-мойка 1-чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками

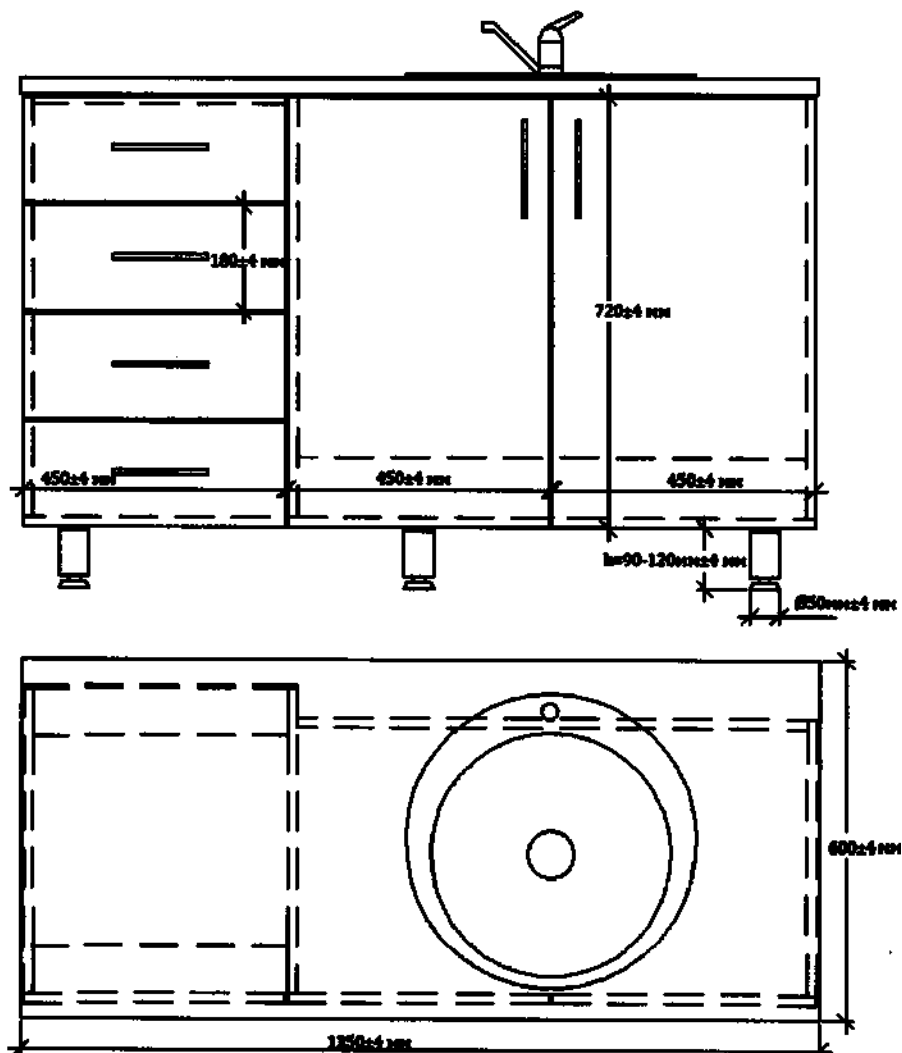


Тумба-мойка на алюминиевом каркасе 1-чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками

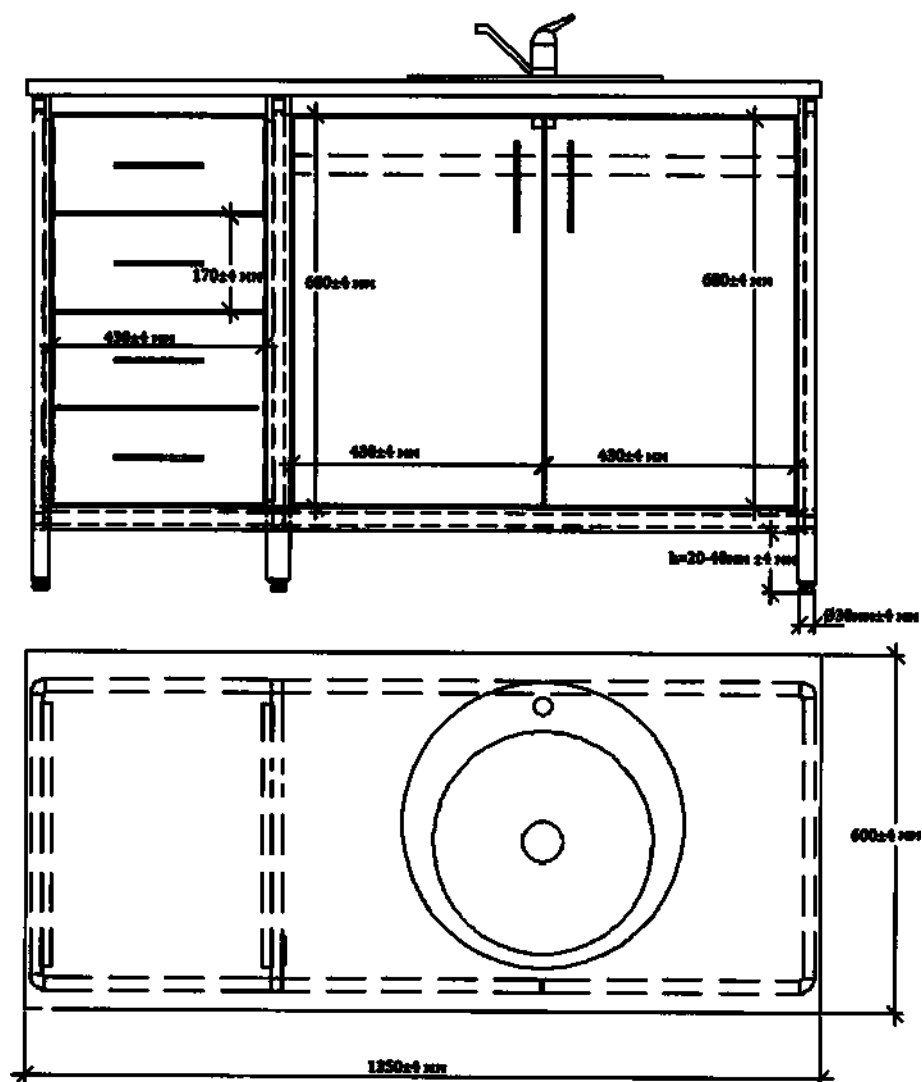


Тумба-мойка 2-х чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками

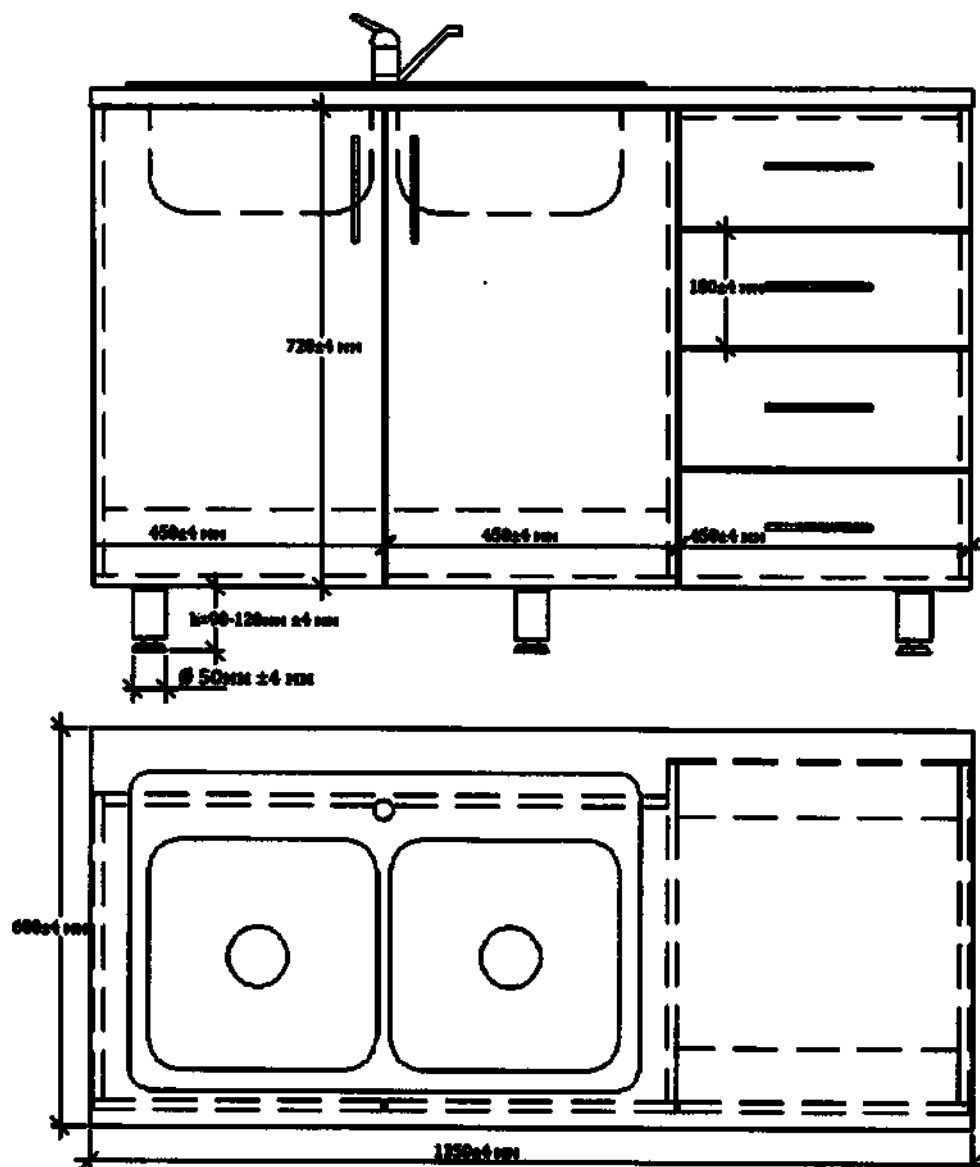


Тумба-мойка на алюминиевом каркасе 2-х чашечная 2-х дверная с 4-мя ящиками

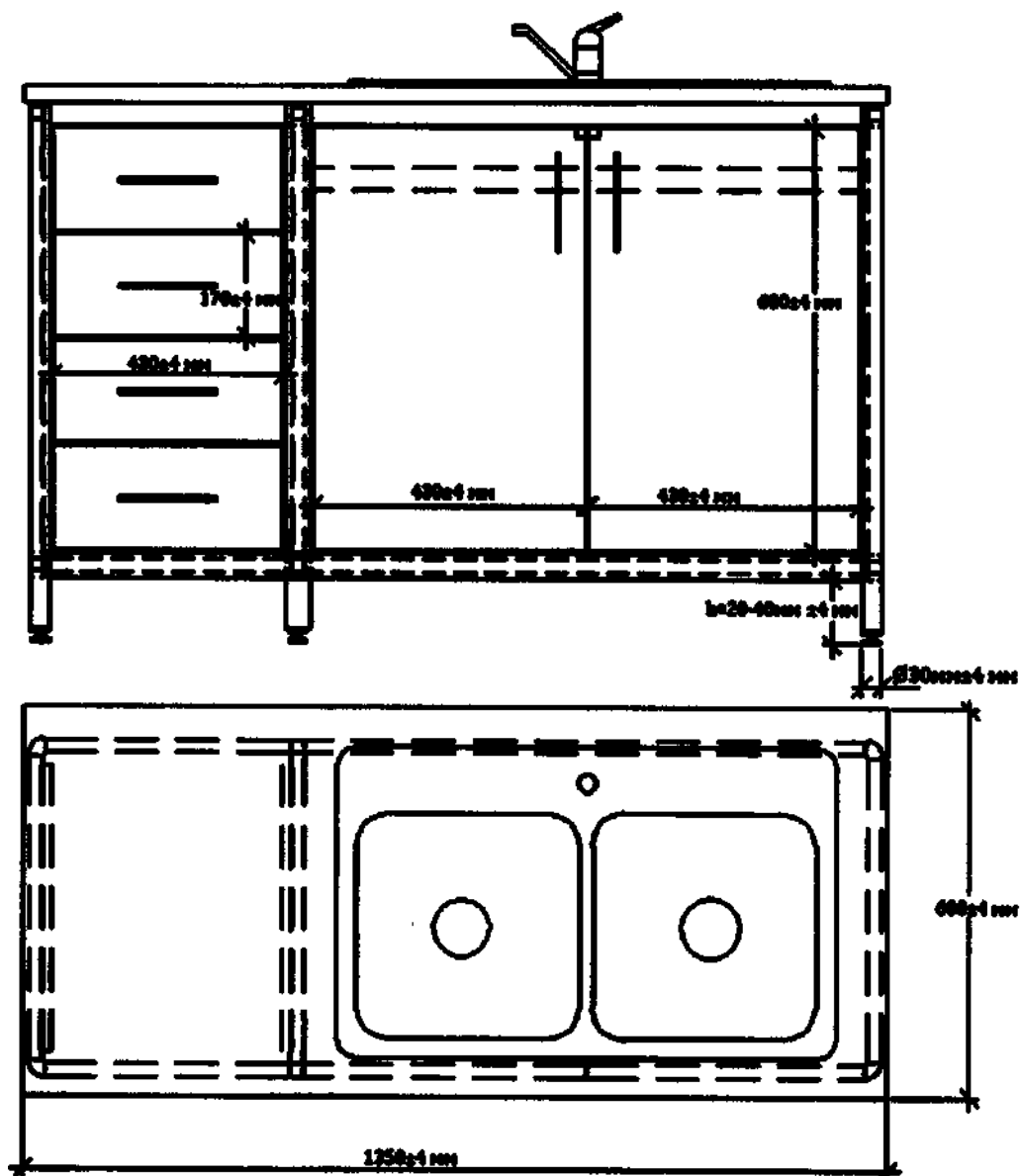


Смеситель

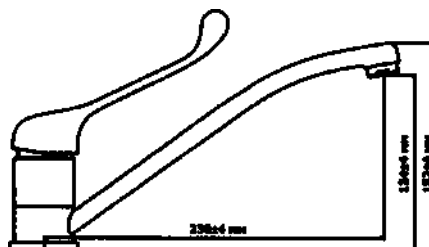


Заглушка для евровинта

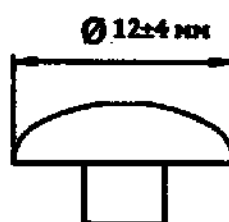


Евровинт с шестигранной головкой 50x8мм, 70x8мм

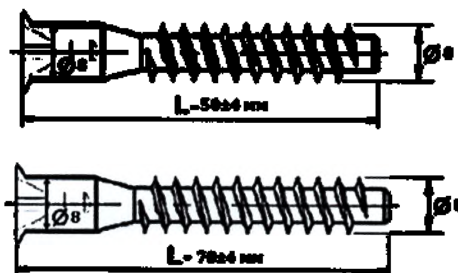


Петля для дверей из ЛДСП 4-х шарнирная

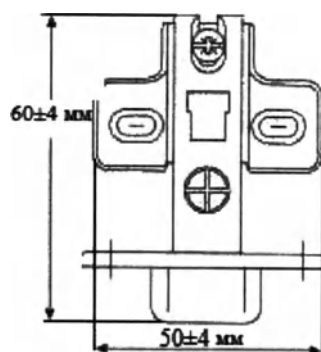


Полкодержатель

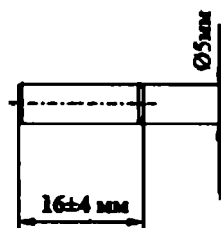


Стяжка угловая

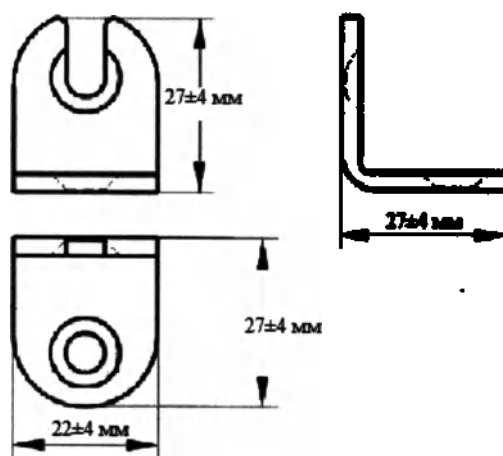


Шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 4-х дверный (с 2-мя глухими дверцами в верхней части и 2-мя глухими дверцами в нижней части)

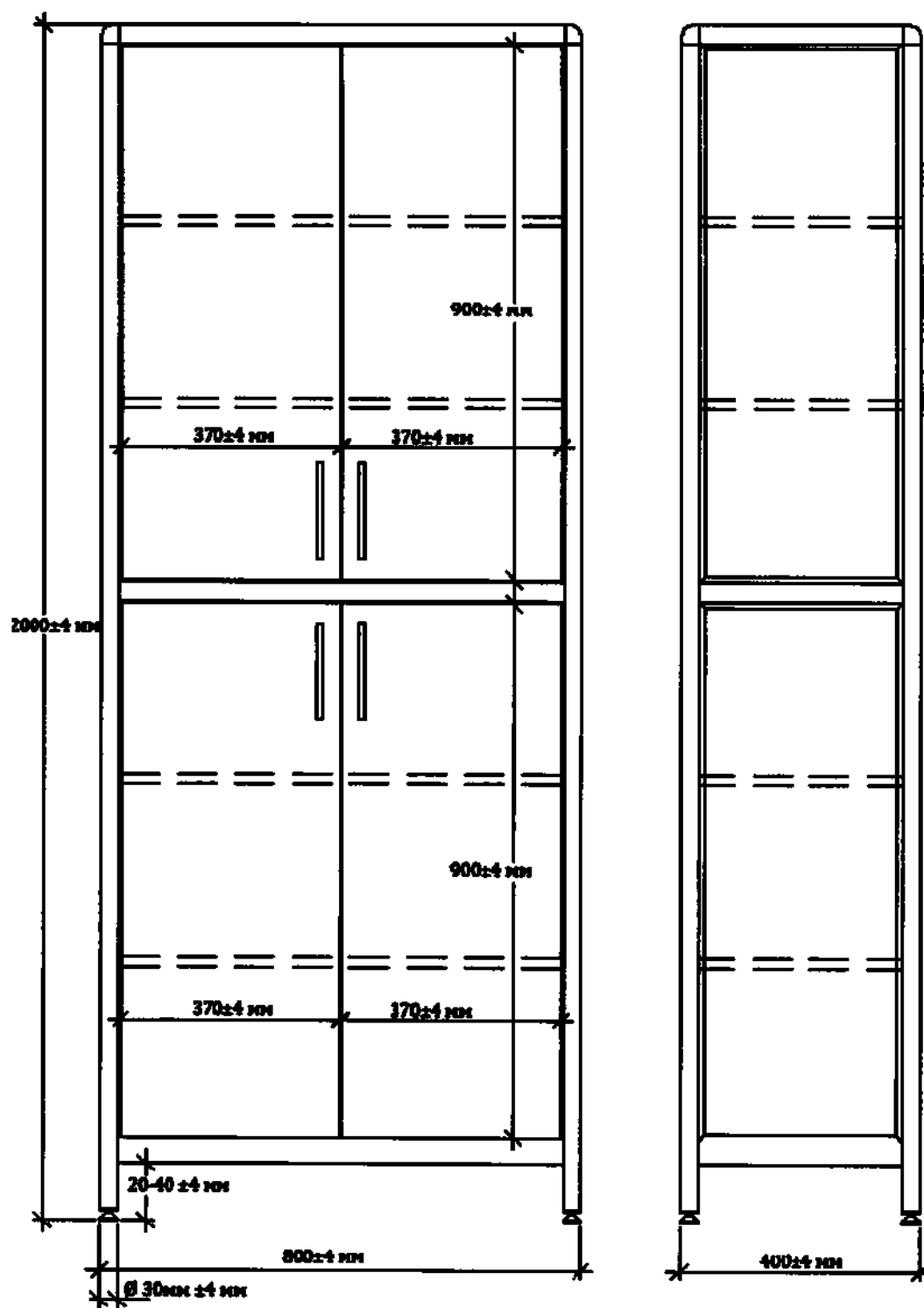


Шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 4-х дверный (с 2-мя стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя глухими дверцами в нижней части)

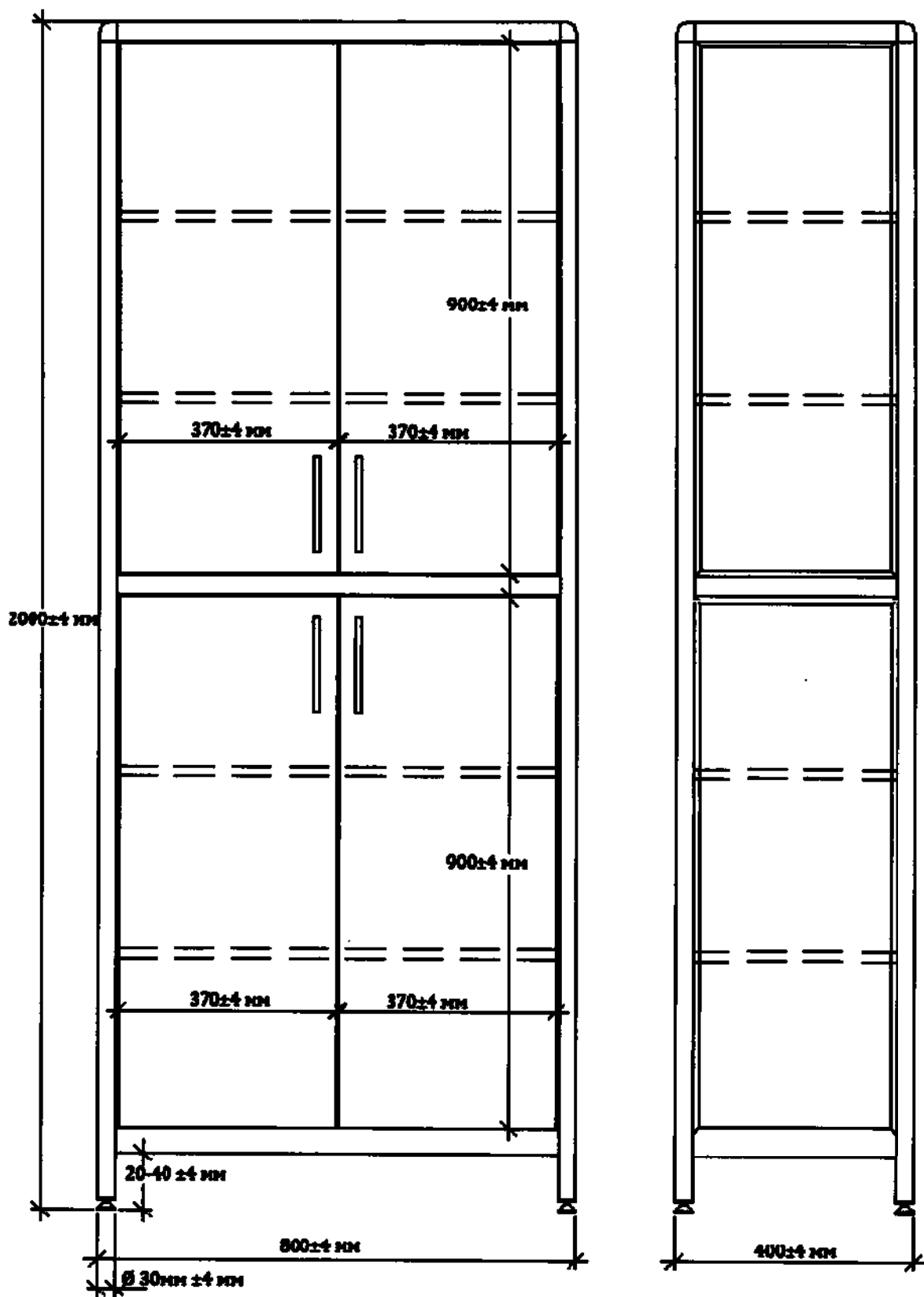


Шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 4-х дверный (с 2-мя глухими высокими дверцами в верхней части и 2-мя глухими низкими дверцами в нижней части)

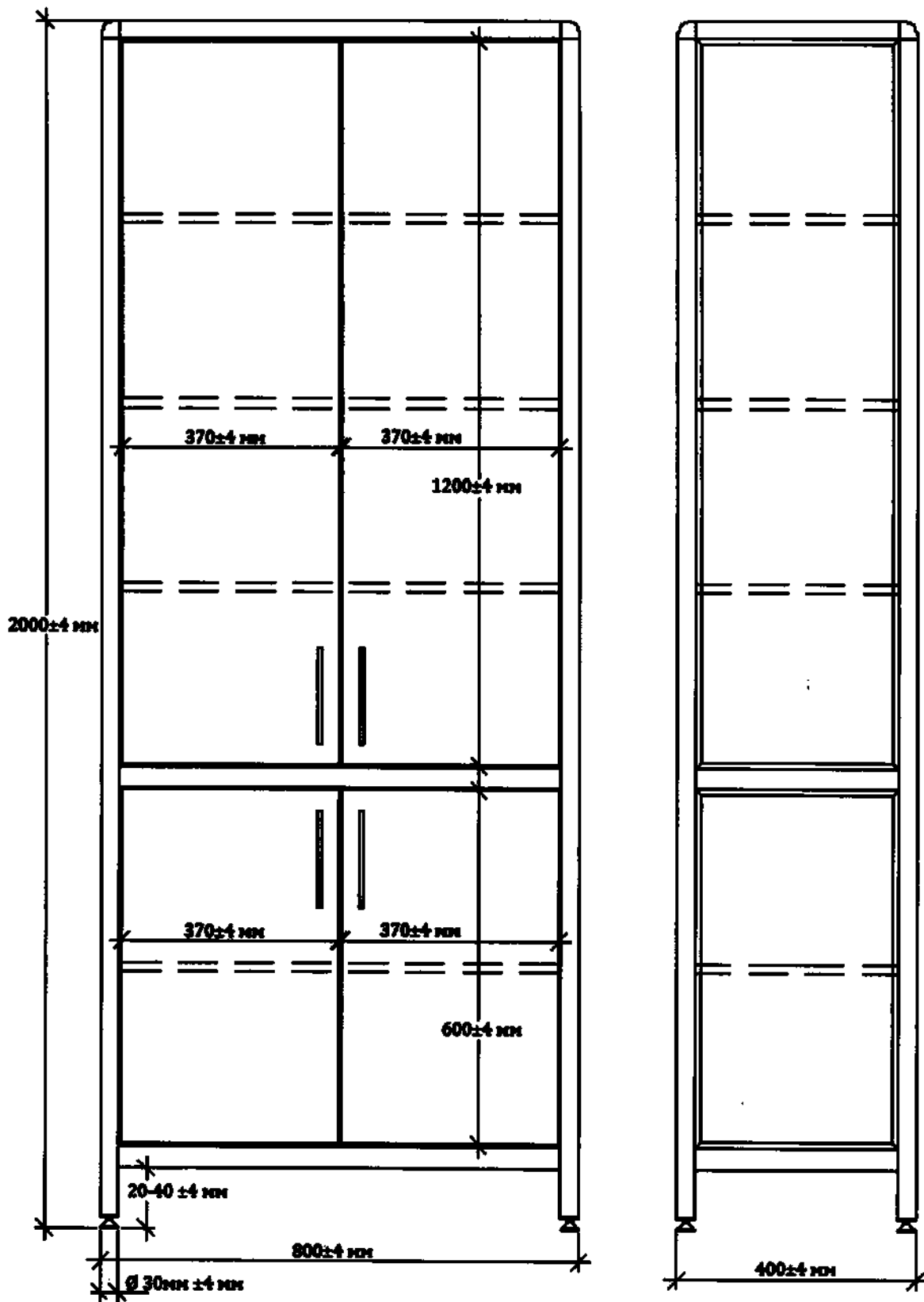


Шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 4-х дверный (с 2-мя высокими стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя низкими глухими дверцами в нижней части)

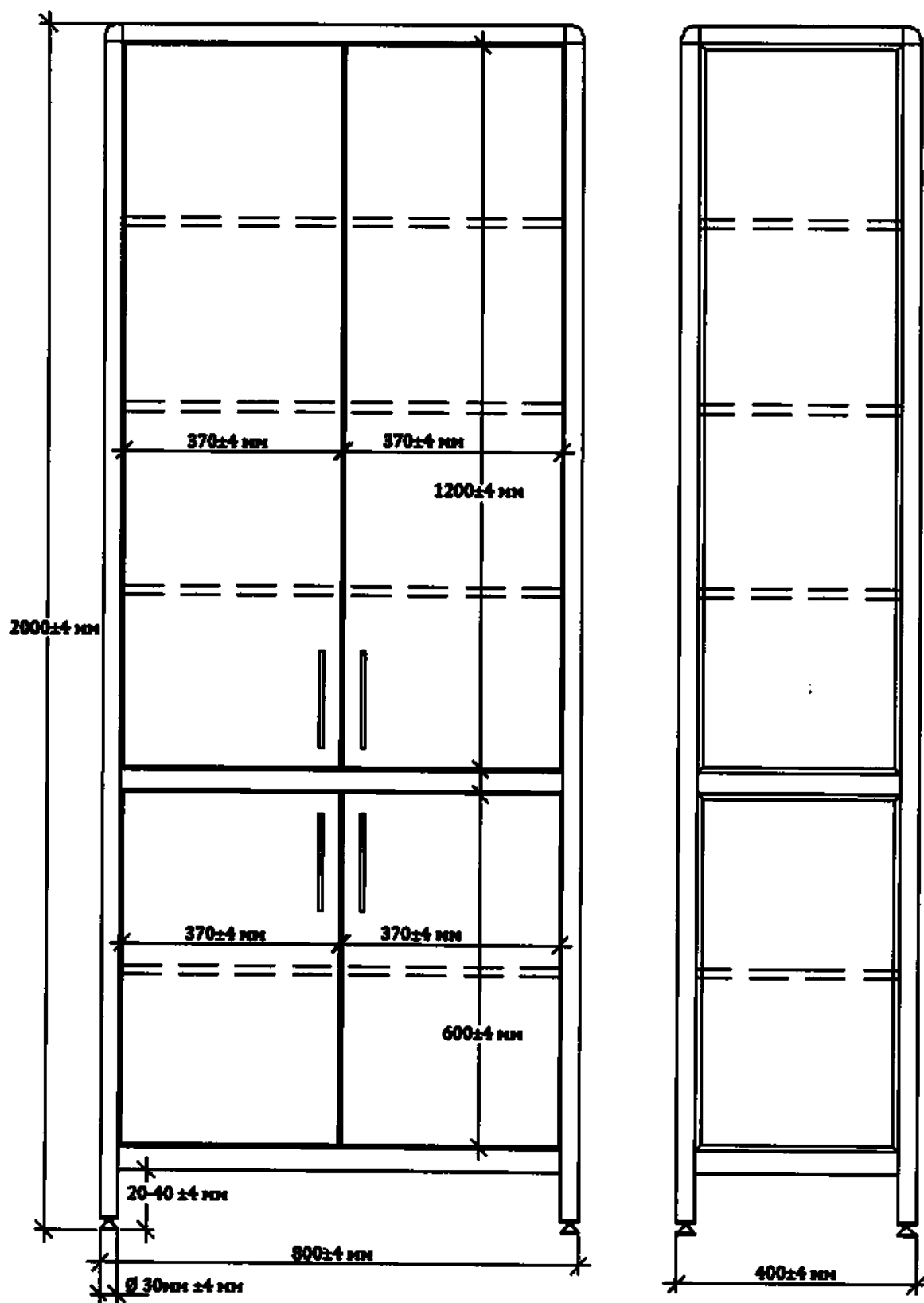


Шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 4-х дверный (с 2-мя стеклянными дверцами в верхней части и 2-мя стеклянными дверцами в нижней части)

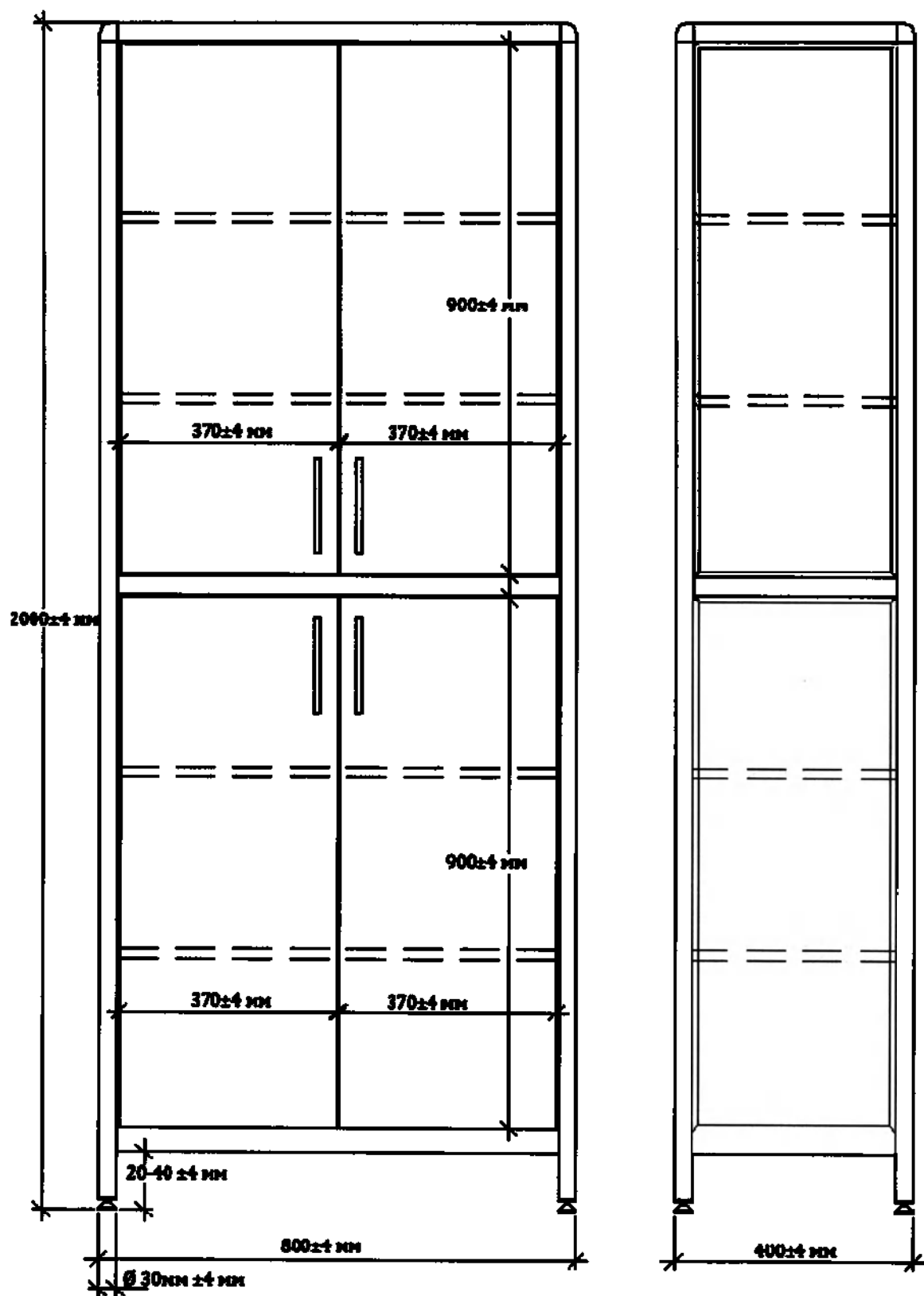


Шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной глухой дверью в верхней части и одной глухой дверью в нижней части)

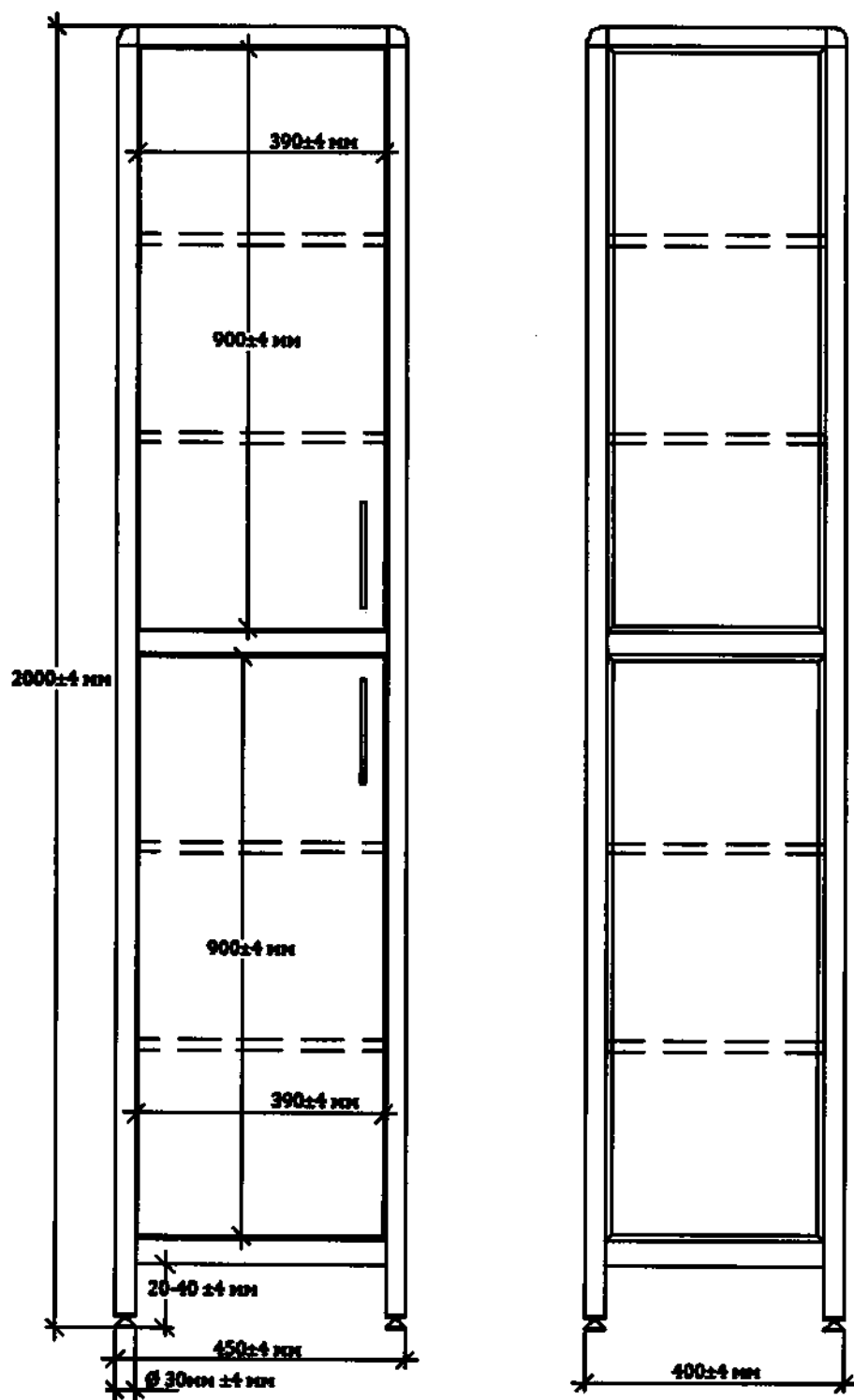


Шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной стеклянной дверью в верхней части и одной глухой дверью в нижней части)

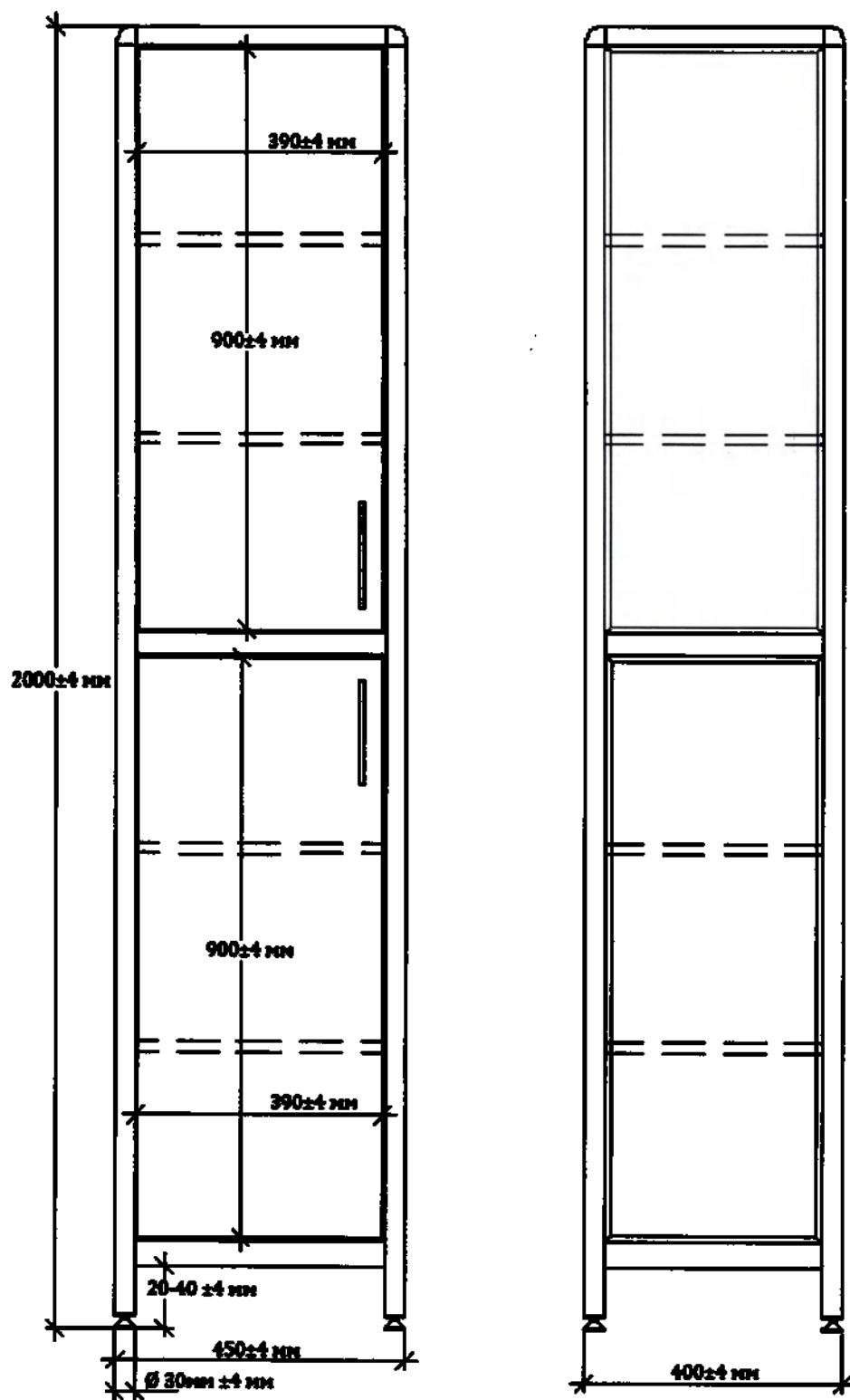


Шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной стеклянной дверью в верхней части и одной стеклянной дверью в нижней части)

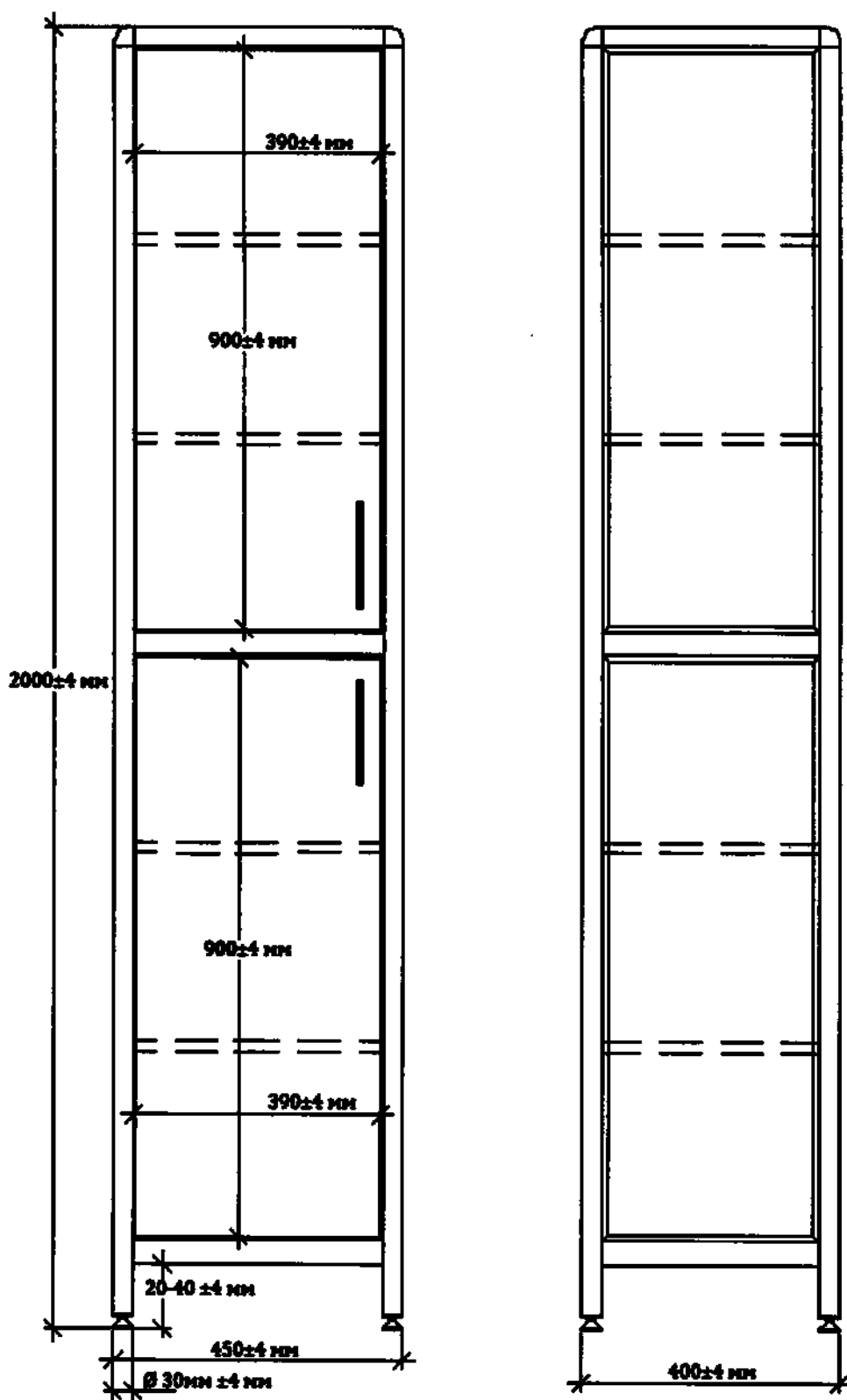

Шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной глухой высокой дверью в верхней части и одной глухой низкой дверью в нижней части)

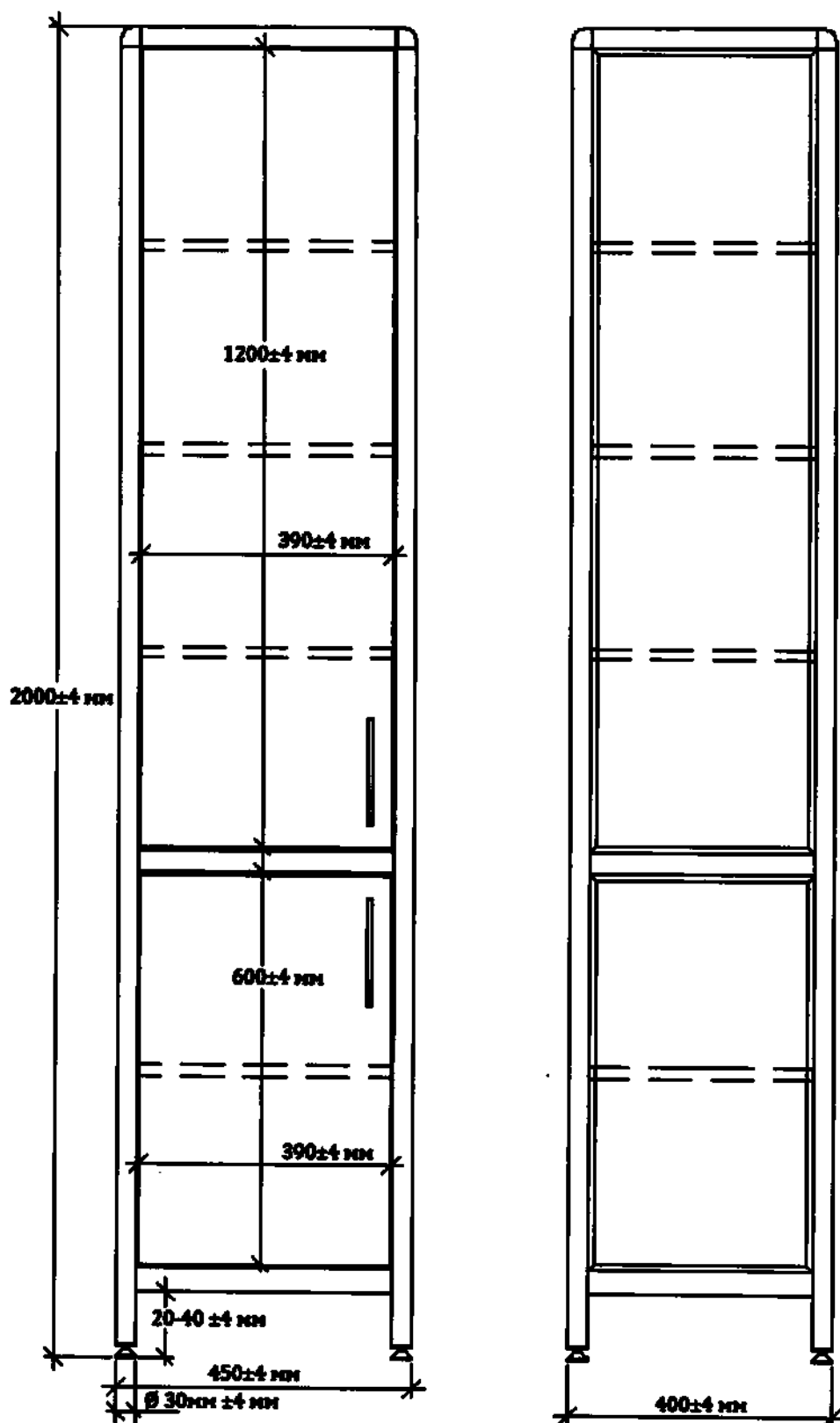

Шкаф общего назначения на алюминиевом каркасе 2-х дверный (с одной высокой стеклянной дверью в верхней части и одной низкой глухой дверью в нижней части)

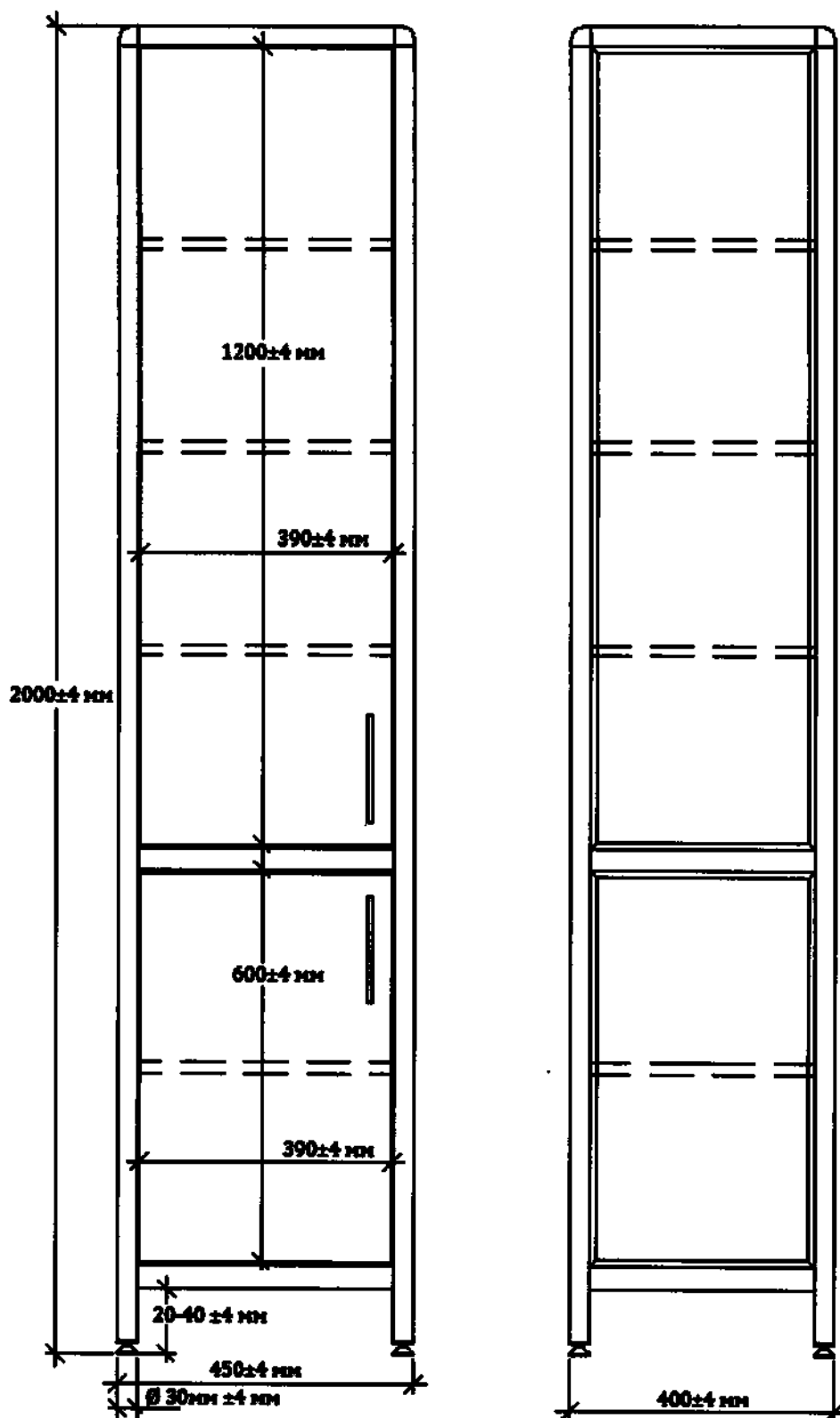

Выдвижные, и раздвижные элементы мебельных изделий имеют свободный ход. При эксплуатации подвижных частей обеспечена их безопасность для жизни и здоровья человека при условии соблюдения правил эксплуатации.

Поверхности мебельных изделий имеют однородное защитно-декоративное покрытие, устойчивое к загрязнению, пятнообразованию и допускающее влажную уборку (в т. ч. – горячей водой с применением моющих средств). В качестве покрытия используются лакокрасочные составы, пластики и ламинаты, применяемые в мебельном производстве. Покрытия у сварных металлических деталей и конструкций подлежат нанесению после сварки. Покрытия мебели устойчивы к дезинфекции 1%-м раствором хлорамина или 3%-м раствором перекиси водорода в комплексе с 1%-м раствором моющего средства, применяемого при дезинфекции.

Шероховатость поверхностей материалов R_m , с которыми при эксплуатации соприкасается человек, составляет не более 63 мкм.

Все горизонтальные несущие элементы мебельных изделий выдерживают нагрузку не менее 150 даН на 1 м² площади.

Усилие открывания дверей мебельных изделий не превышает 50 Н.

Мойки выдерживают 2-кратную номинальную равномерно распределенную статическую нагрузку. Мойки имеют уклон дна по направлению к сливному отверстию, обеспечивающий полный слив воды через выпуск. Диаметр выпускного отверстия для установки водосливной арматуры составляет 42 мм. Чаши моек герметичны при закрытом сливном отверстии.

Средний срок службы мебели до списания – не менее 10 лет.

Колесные опоры (при их наличии) свободно вращаются на горизонтальной оси от усилия не более 0,35 Н (0,035 кгс). Мебельные изделия с опорами качения начинают движение в рабочем положении с равномерно распределенной 1,5-кратной номинальной нагрузкой (по твердой поверхности) при приложении к ним силы не более 60 Н (6 кгс). Диаметр колеса – 50 мм, нагрузка до 50 кг.

Нагрузка при стационарной опоре – до 100 кг.

Металлические ножки имеют пластмассовые насадки-заглушки, обеспечивающие зазор не более 3 мм между металлическим профилем ножек и полом.

По классификации ГОСТ 31508 и Приложения №2 к Приказу Минздрава № 4н от 6 июня 2012 г. «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (с изменениями от 25 сентября 2014 г.) мебель относится к медицинским изделиям длительного применения 1 класса по степени потенциального риска, группы 2, подгруппы 2.15, а по возможным последствиям отказа – к изделиям класса «Г» по ГОСТ Р 50444/ГОСТ 20790.

Используемые материалы:

- плиты древесностружечные марки EGGER с ламинированным покрытием повышенной влагостойкости марки LAMARTY (карбамидо-меланино-формальдегидная смола марки 10H125, производства ЗАО «Метадинеа», Россия, г. Губаха с облицовкой пленками на основе термореактивных полимеров), класс эмиссии формальдегида E1 по ТУ 5534-004-44769167-12 и ГОСТ Р 52078-2003 с изменением № 1 (производство ООО «Сыктывкарский фанерный завод», г. Сыктывкар);

- древесно-волоконистые плиты марки Т по ТУ 5536-001-50113241-2002 толщиной 4 мм с лакокрасочным покрытием, содержащим водорастворимый акриловый сополимер марки МБМ-5С (40% метилметакрилата, 55% бутилакрилата, 5% метакриловой кислоты), пигмент - двуокись титана, наполнитель - микрокарбонат, эмульгатор - оксиэтилированный

п-тетрабутилфенол (ОП-7), стабилизатор - гексаметафосфат Na и пентахлорфенолят Na и воду.

(производство ООО «Спика», Костромская область, г. Шарья);

- профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций марки Росла D по ГОСТ 22233-2001 с анодно-окисным покрытием (аморфный оксид алюминия, гамма-Al₂O₃, вода 15%) (производство ООО «Росла», г. Набережные Челны);

- нержавеющая сталь марки AISI 430;

- керамический гранит марки KERAMA MARAZZI по ТУ 5752-001-58229760-2005 (производство ОАО «КМ Групп», Московская обл., пос. Малино);

- плиты отделочные из искусственного камня марки А 001 (производство холдинга Aktiika, Германия);

фурнитура производства Boyard (Китай): сталь AISI 316L, пластик ABS.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Мебель должна применяться при строгом соблюдении руководства изготовителя.

Мебель в состоянии эксплуатации должна стоять на горизонтальной плоскости пола устойчиво, без раскачивания; допустимый зазор между одной из опор и полом у тумб – не более 3 мм, у остальных изделий – не более 5 мм.

При эксплуатации изделия следует предохранять от механических повреждений.

В процессе эксплуатации возможно ослабление резьбовых соединений крепежных элементов мебели, особенно подвижных, поэтому необходимо периодически (по мере надобности) подтягивать винты в петлях, в монтажных планках и других элементах крепежа.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1 Условия эксплуатации

Мебель устойчива при эксплуатации к воздействию климатических факторов категории УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Номинальное значение температуры окружающей среды: от +10 до +40°C, относительная влажность при температуре 25 °C – до 75%.

Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой, смоченной в нейтральном мыльном растворе. Дезинфекция производится 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси водорода в комплексе с 1% раствором моющего средства. Не допускается применение абразивных материалов, едких веществ и жидкостей. Недопустимо попадание на защитно-декоративные лаковые покрытия жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин).

5.2 Маркировка

Маркировка содержит следующие сведения:

- наименование страны-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя, его адрес и его товарный знак;
- наименование и обозначение мебели по настоящим техническим условиям;
- дату изготовления;
- гарантии изготовителя;
- клеймо (штамп) о проведенном техническом контроле предприятием-изготовителем;

- правила утилизации;
- сведения о сертификации (декларировании), знак по ГОСТ Р 50460

Сведения наносятся типографским способом либо путем штампования, обеспечивающим их читаемость и сохранность.

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 и ГОСТ Р 51474 с нанесением манипуляционных знаков «Верх» и «Беречь от влаги».

На упаковку мебели с деталями из стекла, а также на тару для деталей из стекла нанесены транспортная маркировка и манипуляционные знаки «Хрупкое – осторожно».

5.3 Упаковка

Упаковка обеспечивает сохранность мебели от загрязнения, механических повреждений, атмосферных воздействий при транспортировании и хранении, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

В качестве транспортной тары могут применяться ящики деревянные или ящики из гофрированного картона. Допускается использовать другую упаковочную тару, в том числе производимую на предприятии-изготовителе мебели.

Влажность древесины тары, в которую упаковывается мебель, не должна превышать 22%.

При отгрузке мебельных изделий в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности упаковка должна производиться в соответствии с ГОСТ 15846.

Для защиты мебели от механических повреждений в местах соприкосновения друг с другом, с кузовом транспортного средства, с тарой жесткой конструкции и с упаковочными материалами должны применяться вспомогательные упаковочные средства в соответствии с требованиями нормативной документации на эти средства.

5.4 Транспортировка

Транспортирование мебели осуществляется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта. Размещение и крепление изделий должно осуществляться в положении, исключающем их повреждения друг о друга и о стенки транспортных средств.

Условия перевозки в части действия климатических факторов – по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150 при температуре от –50 до +50 °С, относительной влажности до 80%, механических – по группе Л ГОСТ Р 51908.

5.5 Хранение

Мебель хранят в крытых помещениях, соответствующих в части воздействия климатических факторов условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре от 10 до 40 °С, относительной влажности до 75%. Условия хранения должны исключать воздействие влаги и агрессивных сред.

5.6 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортирования. Гарантируется, что изделие не имеет дефектов, связанных с производством и качеством

производственных материалов. Любая дефектная часть будет заменена, если не производилось вмешательства в устройство изделия и изделие надлежащим образом эксплуатировалось во время этого периода.

5.7 Сведения об утилизации

Мебель и материалы, используемые при ее изготовлении, не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе эксплуатации, так и после окончания её срока. Утилизация отходов материалов – согласно СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684-21 (по классу отходов А).

По вопросам утилизации обращаться: ИП Опришко А.А., фактический адрес: 606039, Нижегородская область, г. Дзержинск ул. Лермонтова, д. 20, корп. 51; тел.: 8-909-294-38-83, e-mail: dizmeb@yandex.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Отметка о продаже

Категория изделия _____
Производитель _____
Модель _____
Серийный номер/артикул _____
Дата продажи _____
Организация продавец _____
Подпись продавца _____
Изделие проверено, повреждений не имеет.
С правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.
Подпись покупателя _____

Штамп
продавца

Срок гарантийного использования – 3 года со дня ввода в эксплуатацию.
Срок гарантийного хранения – 2 года со дня приобретения.

По вопросам гарантии обращаться: ИП Опришко А.А., фактический адрес: 606039, Нижегородская область, г. Дзержинск ул. Лермонтова, д. 20, корп. 51; тел.: (831) 213-61-43, e-mail: dizmeb@yandex.ru

ВНИМАНИЕ! Следите за правильным заполнением гарантийного талона. Серийный номер изделия/артикул должен в точности соответствовать номеру в талоне. Все графы талона (за исключением граф для гарантийного центра) должны быть заполнены.

При неточном или неполном заполнении талона гарантия на изделие считается утраченной. Гарантия производителя осуществляется в соответствии с ГК РФ на общих основаниях. Изделие не должно носить следов механического или термического воздействий, а также следов воздействия различных химических агентов. Эксплуатация изделия допускается только в соответствии с руководством по эксплуатации к изделию.

Отметка гарантийного центра

Дата	Описание	Гарантийный центр

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

33 (тридцать три) листов

Опришко /Опришко А.А./

10 ноября 2023г.

