

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО БиоМебель»

Кононенко М.В.

2023 г.

Руководство по эксплуатации

Стол� медицинские лабораторные по ТУ 32.50.50-002-50915213-2017

**Версия 2
2023г**

Оглавление

1. Наименование медицинского изделия	3
2. Производитель	4
3. Функциональное назначение	4
4. Принцип действия мебельных изделий	4
5. Риски применения медицинского изделия, показания, противопоказания, ожидаемые и предсказуемые побочные эффекты, связанные с применением медицинского изделия по назначению;	4
6. Технические характеристики	6
6.1 Габаритные размеры и масса	6
6.2 Механическая безопасность изделий	6
6.3 Декоративно-эстетические характеристики	7
6.4 Надежность, прочность, долговечность изделий	7
6.5 Санитарно-гигиеническая безопасность изделий	7
6.6 Электрическая безопасность изделий	7
7. Установка и монтаж медицинской мебели	7
8. Требования к помещениям	8
9. Правила эксплуатации	8
9.1 Упаковка и транспортная маркировка мебели	8
9.2 Приемка мебели на месте эксплуатации	9
9.3 Условия эксплуатации	9
9.4 Ремонт и техническое обслуживание	10
9.5 Порядок дезинфекции МИ	10
9.6 Дополнительная информация	11
10. Порядок и условия утилизации медицинского изделия	11
11. Гарантии изготовителя	11
Приложение А	12
Приложение Б	14

1. Наименование медицинского изделия

Столы медицинские лабораторные по ТУ 32.50.30-002-50915213-2017 в следующих вариантах исполнения:

1. стол лабораторный на опорах в составе:

- стол лабораторный на опорах – 1 шт.
- руководство по эксплуатации – 1 шт.
- паспорт – 1 шт.;

2. стол лабораторный однотумбовый с дверцей в составе:

- стол лабораторный однотумбовый с дверцей – 1 шт.
- ключ (при необходимости) – до 10 шт.
- руководство по эксплуатации – 1 шт.
- паспорт – 1 шт.;

3. стол лабораторный однотумбовый с выдвижными ящиками в составе:

- стол лабораторный однотумбовый с выдвижными ящиками – 1 шт.
- ключ (при необходимости) – до 10 шт.
- руководство по эксплуатации – 1 шт.
- паспорт – 1 шт.;

4. стол лабораторный двухтумбовый с выдвижными ящиками и дверцами в составе:

- стол лабораторный двухтумбовый с выдвижными ящиками и дверцами – 1 шт.
- ключ (при необходимости) – до 10 шт.
- руководство по эксплуатации – 1 шт.
- паспорт – 1 шт.;

5. стол лабораторный трехтумбовый с выдвижными ящиками и дверцами в составе:

- стол лабораторный трехтумбовый с выдвижными ящиками и дверцами – 1 шт.
- ключ (при необходимости) – до 10 шт.
- руководство по эксплуатации – 1 шт.
- паспорт – 1 шт.;

6. стол лабораторный островной с настольным стеллажом в составе:

- стол лабораторный островной с настольным стеллажом – 1 шт.
- ключ (при необходимости) – до 10 шт.
- руководство по эксплуатации – 1 шт.
- паспорт – 1 шт.;

7. стол лабораторный пристенный с настольным стеллажом в составе:

- стол лабораторный пристенный с настольным стеллажом – 1 шт.
- ключ (при необходимости) – до 10 шт.
- руководство по эксплуатации – 1 шт.
- паспорт – 1 шт.;

Далее по тексту допускается использование следующих наименований – мебель, мебель медицинская, мебельное изделие

2. Производитель

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «БиоМебель»
Сокращенное наименование:	ООО «БиоМебель»
Юридический и Фактический адрес:	197229, город Санкт-Петербург, улица 3-я Конная Лахта, дом 48, корпус 4, литер А
Телефон/факс:	+7 (812) 320-49-49
E-mail:	biomebel@biomebel.com

3. Функциональное назначение

Стол медицинские лабораторные предназначены для оборудования медицинских лабораторий с целью размещения медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов при проведении лабораторных исследований. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Внешний вид типовых мебельных изделий представлен в Приложении А.

4. Принцип действия мебельных изделий

Стол

Функциональное назначение столов реализуется посредством наличия в изделиях горизонтальных плоскостей (рабочей поверхности столов, надстроек), специальных приспособлений (вкладки, модульные ящики и т.д.) для размещения медицинских изделий, реагентов, расходных материалов, образцов и лекарственных средств и разграничения полезного объема изделий, а также физического ограничения объема полезного пространства стенками изделий. Обеспечение устойчивости к нагрузкам и влиянию вредных и опасных производственных факторов ЛПУ, в том числе, в условиях систематического применения дезинфицирующих средств, реализуется посредством применения специальных материалов изготовления. Ограничение доступа посторонних лиц обеспечивается наличием в ящиках и дверцах изделий замков с комплектами ключей (при необходимости). Подключение электрических приборов для столов медицинских лабораторных со стеллажами обеспечивается (при необходимости) с помощью электрических проводников и соединителей.

5. Риски применения медицинского изделия, показания, противопоказания, ожидаемые и предсказуемые побочные эффекты, связанные с применением медицинского изделия по назначению;

Мебель медицинская изготовлена таким образом, чтобы при ее применении по назначению и при условии соблюдения правил, описанных в настоящем руководстве, она обеспечивала:

- механическую безопасность;
- химическую и санитарно-гигиеническую безопасность;

Основные риски при эксплуатации мебели:

1. Падение незакрепленной напольной мебели
2. Защемление от движущихся частей
3. Травмирование от падения мебели при непредназначенном применении

В ходе менеджмента риска проведены мероприятия по уменьшению рисков. Совокупные остаточные риски признаны приемлемыми.

Показания: Не применимо

Противопоказания: Запрещено использование не по назначению.

Возможные побочные действия: отсутствуют при применении по назначению.

6. Технические характеристики

6.1 Габаритные размеры и масса

- 6.1.1 Габаритные размеры мебельных изделий устанавливаются согласно требованиям заказчика, указанным в договоре, и ограничиваются диапазонами, указанными в Таблице 1. Шаг линейных размеров - 50 мм.
- 6.1.2 Предельные отклонения от установленных габаритных размеров древесных элементов не должны превышать ± 4 мм для габаритных размеров до 2000 мм и ± 5 мм для габаритных размеров свыше 2000 мм.
- 6.1.3 Зазоры в проемах на сторону не должны превышать:
- 2,0 мм – для дверей;
 - 1,5 мм – для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем.
- 6.1.4 Предельные отклонения массы единичного изделия мебели не должны превышать $\pm 10\%$ кг.

Таблица 1.

№ПП	Наименование	габаритные размеры						Масса, кг	
		длина, мм		глубина, мм		высота, мм		min	max
		min	max	min	max	min	max		
1.	Стол лабораторный на опорах	600	1500	600	1500	600	900	11	75
2.	Стол лабораторный одностумбовый с дверцей	1000	1800	400	1200	600	900	22	99
3.	Стол лабораторный одностумбовый с выдвижными ящиками	1000	1800	400	1200	600	900	30	112
4.	Стол лабораторный двухстумбовый с выдвижными ящиками и дверцами	1200	2200	400	1200	600	900	63	132
5.	Стол лабораторный трехстумбовый с выдвижными ящиками и дверцами	2100	3000	400	1200	600	900	74	245
6.	Стол лабораторный островной с настольным стеллажом	2100	3000	800	1900	1370	2145	75	280
7.	Стол лабораторный пристенный с настольным стеллажом	1200	3000	400	900	600	900	62	195

6.2 Механическая безопасность изделий

- 6.2.1 Вкладные и накладные элементы мебели, включая декоративные, должны быть закреплены неподвижно, ребра торцов погонных деталей притуплены.
- 6.2.2 Все доступные кромки, углы и поверхности должны быть сглажены и свободны от заусенцев.
- 6.2.3 Замки (при наличии) должны быть закреплены на деталях изделий неподвижно и прочно, должно обеспечиваться их легкое отпирание и запирание.
- 6.2.4 Самопроизвольное открывание дверей в мебельных изделиях не допускается. Перекосы и неплотные прилегания открывающихся элементов мебели в процессе эксплуатации не допускаются.

6.2.5 Выдвижные элементы изделий мебели, при их наличии, должны иметь свободный ход, без заеданий и перекосов.

6.2.6 Мебель в процессе/ходе эксплуатации должна стоять на горизонтальной плоскости пола устойчиво, без раскачивания, зазор между опорами и полом - недопустим.

6.3 Декоративно-эстетические характеристики

6.3.1 Поверхности изделий должны иметь, однородное защитно-декоративное или защитное покрытие, устойчивое к пятнообразованию и допускающее применение дезинфицирующих средств.

6.3.2 Фурнитура, выходящая на поверхность изделий, должна быть без заусенцев.

6.3.3 Защитно-декоративные покрытия для фурнитуры и деталей из металла должны соответствовать нормам ГОСТ 9.301. Неорганические покрытия деталей - по ГОСТ 9.303 для группы условий 1.

6.3.4 Цветовое решение поверхности мебельных изделий должно соответствовать требованиям заказчика, утвержденным договором и ограничивается каталогом цветности, применяемым на производстве (см. Приложение Б).

6.3.5 На видимой поверхности изделий не допускаются дефекты: отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, вмятины, царапины, трещины, заусенцы и морщины.

6.4 Надежность, прочность, долговечность изделий

6.4.1 Конструктивное исполнение мебельных изделий должно обеспечивать их высокую надежность, долговечность, удобство и безопасность при эксплуатации.

6.4.2 Мебельные изделия, устанавливаемые на опорах качения (колесные опоры, ролики) должны обладать вибропрочностью при вибрационных нагрузках.

6.4.3 Пластмассовые детали колесных опор должны выполняться из ударопрочной и износостойкой пластмассы.

6.4.4 Мебель должна быть устойчива при эксплуатации к воздействию климатических факторов категории УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150, что предполагает эксплуатацию изделий мебели в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями в лабораторных, капитальных жилых и других подобного типа помещениях. Номинальное значение температуры окружающей среды: от +10 до +35 °С, относительная влажность при температуре 25 °С – до 80%.

6.5 Санитарно-гигиеническая безопасность изделий

6.5.1 Мебельные изделия должны изготавливаться из материалов, пригодных для эксплуатации в медицинских учреждениях.

6.5.2 Применение в конструкции мебели вредных для человека материалов и веществ, не отвечающих гигиеническим требованиям, установленным органами и учреждениями Роспотребнадзора, не допускается.

6.5.3 Наружные поверхности мебельных изделий должны быть устойчивы к дезинфекции. Режим и средства дезинфекции по 9.5.

6.6 Электрическая безопасность изделий

6.6.1 Изделия, имеющие электрический монтаж, должны соответствовать требованиям электробезопасности.

7. Установка и монтаж медицинской мебели

Мебельные изделия поставляются в собранном виде.

ВНИМАНИЕ: Напольные мебельные изделия должны быть установлены и выровнены по уровню с использованием регулируемых опор.

ВНИМАНИЕ: Собранная напольная мебель должна быть прикреплена к стенам помещения с использованием подходящих материалов с учетом материала стен.

8. Требования к помещениям

Размещение мебели в помещении осуществляется на основе плана помещения, согласованного между поставщиком и потребителем.

Во избежание ограничения предусмотренных функций медицинской мебели необходимо рассчитывать пространство, занимаемое механизмами и дверьми изделий.

ВНИМАНИЕ: На плане помещения, в котором планируется установка изделий с раковинами и подводом воды, в обязательном порядке должны быть обозначены места подключения к водопроводной и канализационной системам здания.

ВНИМАНИЕ: На плане помещения, в котором планируется установка изделий с выносными розетками в обязательном порядке должны быть обозначены места подключения к электрической сети здания.

Надлежащая и безопасная эксплуатация мебельных изделий гарантирована в случае соблюдения требований к установке и монтажу.

Подключение к водопроводной, канализационной и электрической сети должно проводиться только квалифицированным персоналом.

9. Правила эксплуатации

9.1 Упаковка и транспортная маркировка мебели

При междугородных перевозках, транспортировании с перегрузкой на другие виды транспорта мебель должна быть упакована в разовую или многооборотную тару, обеспечивающую сохранность мебели от повреждений и загрязнений, при выполнении требований транспортной маркировки.

При транспортировании мебели автотранспортом или в универсальных контейнерах допускается не упаковывать мебель по согласованию с потребителем при условии предохранения ее от повреждений, загрязнения, атмосферных осадков и максимального использования грузоподъемности (вместимости) контейнера.

Для защиты мебели от механических повреждений в местах касания изделий мебели друг с другом, с кузовом транспортного средства, с тарой жесткой конструкции и с упаковочными материалами должны применяться вспомогательные упаковочные средства в соответствии с требованиями нормативной документации на эти средства.

Вся съемная фурнитура изделий мебели должна быть упакована в заклеенные (зашитые) пакет или коробку, уложена в один из ящиков или прикреплена к одной из деталей мебели.

Съемную фурнитуру и комплектующие изделия по согласованию с потребителем допускается поставлять отдельно упакованной с этой же партией изделий мебели, гарнитура, набора с соответствующими указаниями в товаросопроводительной документации.


Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192, с нанесением манипуляционных знаков, имеющих значение "Хрупкое. Осторожно", "Верх", "Беречь от влаги" при необходимости. см. рисунок ниже.



Хрупкое. Осторожно



Беречь от влаги

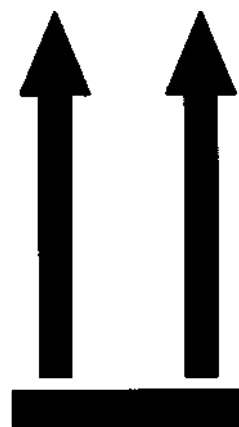

Верх


9.2 Приемка мебели на месте эксплуатации

После распаковки изделий мебели проверяют её внешний вид, качество сборки, качество покрытий.

Рабочие поверхности столов после монтажа проверяют пузырьковым уровнем.

Проверяют устойчивость шкафов, зазор между опорами и полом – недопустим.

Проверяют крепление стационарно установленной мебели к стенам.

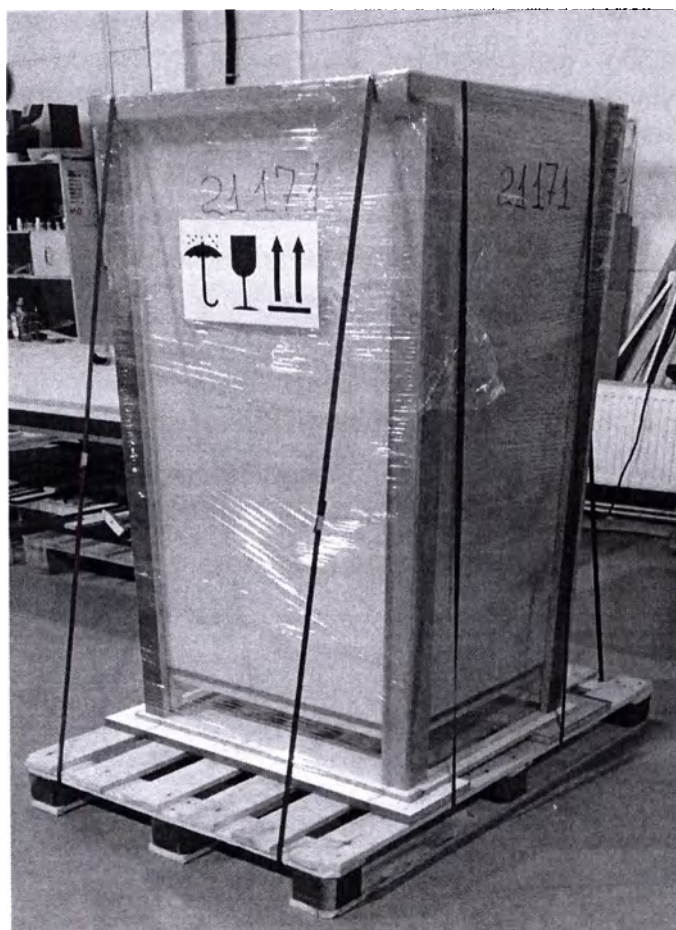

Пример транспортной упаковки изделий

9.3 Условия эксплуатации

- Мебель должна эксплуатироваться в сухих и отапливаемых помещениях, имеющих вентиляцию, при температуре не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ и не выше $+35^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности воздуха до 80 % при 25°C , без резких перепадов температур и влажности

- Запрещается длительное воздействие источника тепла на поверхность из ЛДСП. Допускается кратковременное тепловое воздействие. Температура приборов, посуды, и прочих предметов, кратковременно находящихся на поверхности из ЛДСП, не должна превышать +100 °С. В остальных случаях должна использоваться теплоизоляционная подставка.
- Поверхность мебели рекомендуется чистить и дезинфицировать с применением стандартных дезсредств (на основе ЧАС, алкиламинов, а также хлорактивных, кислородактивных и спиртосодержащие ДС), используемых в практике лабораторий и ЛПУ согласно инструкции по применению этих средств.
- Не рекомендуется использование абразивных чистящих средств.
- Не допускайте длительного воздействия влаги на незащищенные ламинированным покрытием поверхности, а также в местах стыков ламинированного покрытия и шпона.
- Не следует устанавливать мебель близко к сырým стенам, на влажные полы.
- Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов.
- Поверхность медицинской мебели необходимо беречь от механических повреждений во избежание появления царапин, вмятин, трещин.
- Распределяйте нагрузку на всю рабочую поверхность стола, полки. Не допускайте превышения максимально допустимой распределенной нагрузки на изделие: 120 кг на 1 м² площади столешницы, и 10 кг на полку.
- Используйте мебель только в соответствии с функциональным назначением. Использование мебели не по назначению – запрещено.

9.4 Ремонт и техническое обслуживание

Мебельные изделия не подлежат ремонту и техническому обслуживанию со стороны потребителя. В случае поломки или обнаружения дефекта, возникшего по вине изготовителя в течение гарантийного срока, необходимо оповестить Изготовителя для проведения гарантийного ремонта или замены детали (изделия).

9.5 Порядок дезинфекции МИ

Медицинская мебель подлежит дезинфекции в соответствии с графиком дезинфекции, принятым в лаборатории или ЛПУ.

Дезинфекцию мебели проводят химическим методом в соответствии с МУ-287-113 любыми указанными средствами (на основе ЧАС, алкиламинов, а также хлорактивными, кислородактивными и спиртосодержащими дезинфицирующими средствами).

Допускается проводить дезинфекцию 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина.

Для указанных дезинфицирующих средств режимы дезинфекции представлены в таблице:

Режимы дезинфекции*

Название дезинфицирующего средства	Режим дезинфекции	
	Концентрация раствора, %	Время выдержки, мин**
Хлорами	1,0	30
Перекись водорода с 0,5 % моющего средства («Прогресс», «Астра», «Айна», «Лотос», «Маричка», Россия)	3,0	80

*Выдержка из МУ 287-113

**Дезинфекцию проводят смоченной в растворе отжатой салфеткой путем протирания всех поверхностей мебели.

Дезинфекция осуществляется в соответствии с графиком дезинфекции принятым в лаборатории или ЛПУ.

9.6 Дополнительная информация

Известных ограничений по совместному использованию изделий медицинской мебели с другими медицинскими изделиями нет.

Мебель не является источником известного опасного излучения (электромагнитное, ионизирующее, иное).

Столы медицинские лабораторные по ТУ 32.50.50-002-50915213-2017 поставляется в нестерильном виде, стерилизации не подлежит.

Медицинское изделие не содержит лекарственных средств для медицинского применения, материалов животных и материалов человеческого происхождения.

В случае неисправности мебели следует сообщить производителю о причинах поломки, на время гарантийного ремонта или замены изделия не следует использовать неисправные изделия.

10. Порядок и условия утилизации медицинского изделия

Утилизация мебельных изделий осуществляется методами промышленной переработки в соответствии с «СанПиН 2.1.3684-21» для отходов класса А или Б в зависимости от места использования и потенциального заражения микроорганизмами 3-4 групп патогенности.

Перед утилизацией необходимо провести дезинфекцию мебели, мебель следует разобрать.

11. Гарантии изготовителя

На мебель предоставляется гарантия сроком 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный ремонт/замена распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприятия-изготовителя.

Гарантийный ремонт/замена не осуществляется:






- В случае нарушения правил эксплуатации
- Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта без акта экспертизы
- При обнаружении несанкционированных изменений в конструкции изделий.
- При преднамеренном повреждении, повреждении в результате стихийных бедствий, эксплуатации не по назначению, повреждении повышенной температурой и пр.


Срок эксплуатации изделия 10 лет.

По окончании срока эксплуатации необходимо оценить состояние изделия. За предельное состояние мебельного изделия принимается состояние, при котором стоимость восстановления их работоспособного состояния или внешнего вида превышает 50 % стоимости нового изделия. Если мебель не достигла своего предельного состояния, возможно дальнейшее использование мебели по назначению.

Приложение А









Изображения мебельных изделий

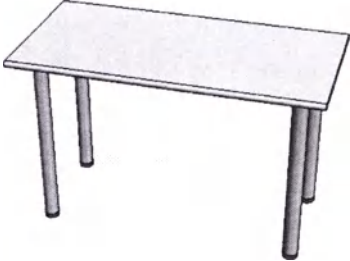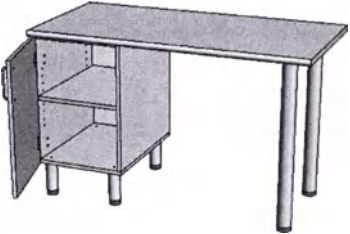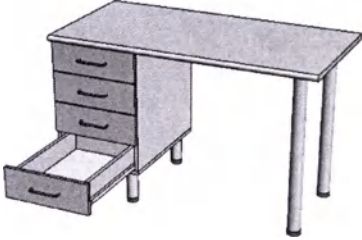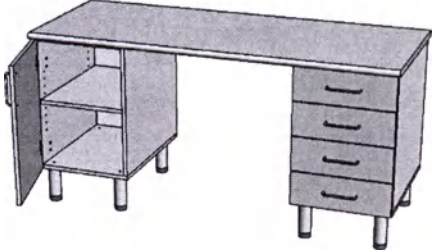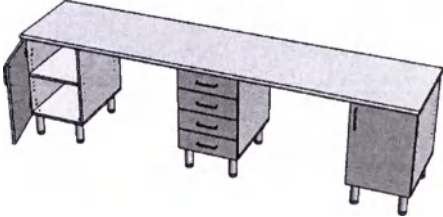№ПП	Наименование	Изображение
1.	Стол лабораторный на опорах	
2.	Стол лабораторный одностумбовый с дверцей	
3.	Стол лабораторный одностумбовый с выдвижными ящиками	
4.	Стол лабораторный двухстумбовый с выдвижными ящиками и дверцами	
5.	Стол лабораторный трёхстумбовый с выдвижными ящиками и дверцами	

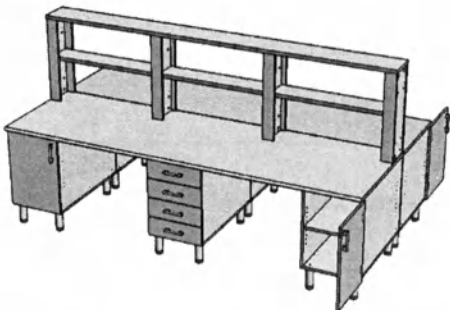№ПП	Наименование	Изображение
6.	Стол лабораторный островной с настольным стеллажом	
7.	Стол лабораторный пристенный с настольным стеллажом	

Приложение Б

Артикулы и цвета столешниц, корпусов, фасадов и кромок

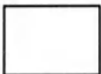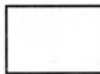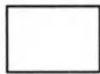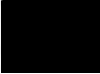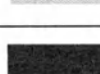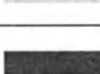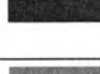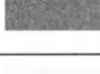Столешницы	Корпуса		Фасады		Кромка	
1111/S Белый	W1000 Белый премиум		W1000 Белый премиум		W1000 Белая	
1478/S Серый	U708 Светло-серый		U708 Светло-серый			
			U732 Серый		U708 Светло-серый	
			U522 Голубой		U522 Голубой	
					U535 Аква	
			U332 Оранжевый		U332 Оранжевая	
			U337 Фуксия розовая		U337 Фуксия розовая	
			U525 Синий		U525 Синий	
			U630 Зелёный лайм		U630 Зелёный лайм	
			H1145 Дуб Бардолино натуральный		H1145 Дуб Бардолино натуральный	
			H1733 Береза Майнау		H1733 Береза Майнау	
			H 1387 ST10 Дуб Денвер графит		H 1387 ST10 Дуб Денвер графит	
			U 200 Бежевый		U 200 Бежевый	
			U 222 Крем бежевый		U 222 Крем бежевый	
					U321 Красная	

В настоящем документе прошито и
пронумеровано 14 листов
Директор ООО «БиоМebel»
Кононенко М.В.






ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

Столы медицинские лабораторные по ТУ 32.50.30-002-50915213-2017

Вариант исполнения: Стол лабораторный на опорах

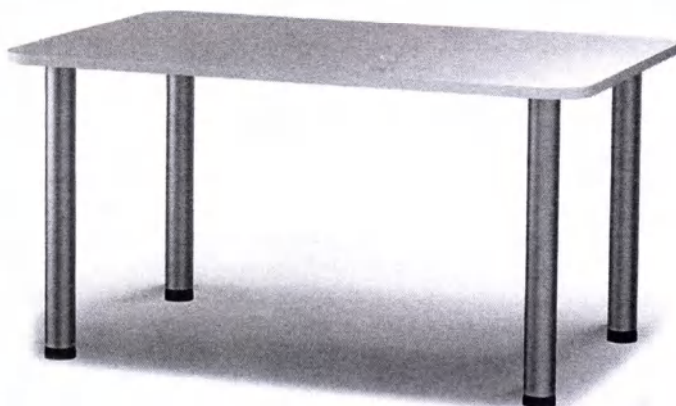

	Столы медицинские лабораторные по ТУ 32.50.30-002-50915213-2017	
	Вариант исполнения: Стол лабораторный на опорах	
Изготовитель: ООО "БиоМebel" Адрес: 197229, Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лахта, д.48, корп.4 лит.А	ПУ №ФСР 2011/10891. от 08.08.2018	
	ТУ 32.50.30-002-50915213-2017	
	Серийный номер: -	
	Габар. Размеры: x x	
Сделано в России	Цвет корпуса:	
	Цвет фасадов: -	
	Цвет кромок:	
	Столешница:	TPT 1478/S
	Гар. Срок:	24 мес.
	Срок службы:	10 лет
Дата изготовления: 00.01.1900		

ИНГЖ 9428 819.002

Изготовитель: ООО «БиоМebel»

Адрес изготовителя: 197229 Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лахта, д. 48, корп. 4, лит. А

НАЗНАЧЕНИЕ

Столы и столы-тумбы медицинские лабораторные предназначены для оборудования медицинских лабораторий и специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения медикаментов, лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов и проведения лабораторных исследований. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Показания: Не применимо; Противопоказания: Запрещено использование не по назначению. Возможные побочные действия: отсутствуют при применении по назначению.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Мебель должна эксплуатироваться в сухих и отапливаемых помещениях, имеющих вентиляцию, при температуре не ниже +10 °C и не выше +35 °C при относительной влажности воздуха 45-70%, без резких перепадов температур и влажности
 - Запрещается длительное воздействие источника тепла на поверхность из ЛДСП. Допускается кратковременное тепловое воздействие. Температура приборов, посуды, и прочих предметов, временно находящихся на поверхности из ЛДСП не должна превышать +100 °C. В остальных случаях должна использоваться теплоизоляционная подставка.
 - Наружные поверхности столов устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или аналогичным дезинфицирующим средством, установленным для применения в конкретном лечебном учреждении, включенным в перечень дезинфицирующих средств, зарегистрированных в Российской Федерации.
- Режимы дезинфекции

Название дезинфицирующего средства	Режим дезинфекции	
	Концентрация раствора, %	Время выдержки*, мин
Хлорамин	1	30
Перекись водорода с 0,5 % моющего средства («Прогресс», «Астра», «Айна», «Лотос», «Маринка», Россия)	3	80

- Дезинфекцию проводят смоченной в растворе отжатой салфеткой путем протирания всех поверхностей мебели.
- Поверхность можно чистить с применением бытовых моющих средств.
- Для долговременного сохранения внешних характеристик поверхностей необходимо сразу после очистки, не дожидаясь полного высыхания, протереть очищаемую поверхность чистой сухой х/б тканью.
- Не допускайте длительного воздействия влаги на незащищенные ламинированным покрытием поверхности, а также в местах стыков ламинированного покрытия и шпона. Не следует устанавливать мебель близко к сырým стенам, на влажные полы.
- Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов.
- Поверхность медицинской мебели необходимо беречь от механических повреждений во избежание появления царапин, вмятин, трещин.
- Распределите нагрузку на всю рабочую поверхность стола. Не допускайте превышения максимально допустимой распределенной нагрузки на изделие: 120 кг на 1 м² площади столешницы, и 10 кг на полку.


СБОРКА МЕБЕЛИ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Мебельные изделия поставляются в собранном виде. Сборки не требуется.

РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мебельные изделия не подлежат ремонту и техническому обслуживанию со стороны потребителя. В случае поломки или обнаружения дефекта, возникшего по вине изготовителя в течение гарантийного срока, необходимо оповестить Изготовителя для проведения гарантийного ремонта или замены детали (изделия).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

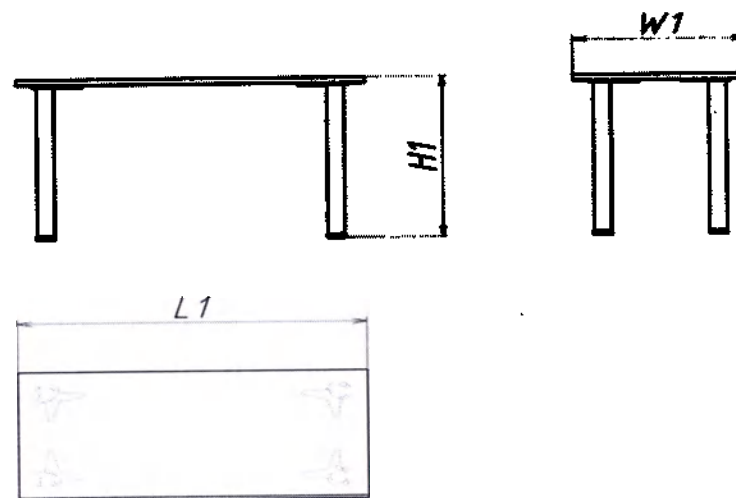

Габаритные размеры в мм:

Ширина (L1)	Глубина (W1)	Высота (H1)

табл. №1

Масса изделия в сборе, кг:

В таблице 1 указаны фактические габаритные размеры мебели, изготовленной в соответствии с требованиями Заказчика. Масса изделия является справочной величиной.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока эксплуатации необходимо оценить состояние изделия. За предельное состояние мебельного изделия принимается состояние, при котором стоимость восстановления их работоспособного состояния или внешнего вида превышает 50 % стоимости нового изделия. Если мебель не достигла своего предельного состояния, возможно дальнейшее использование мебели по назначению.

Утилизация мебельных изделий происходит методами промышленной переработки в соответствии с «СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А (безопасные).

Рекомендуется воспользоваться услугами вывоза старых мебельных изделий, для последующей транспортировки на станцию переработки.

Перед утилизацией рекомендуется разобрать мебель.

Код федерального классификационного

каталога отходов: - 4 04 290 99 51 4 отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные

Класс опасности отходов - IV малоопасные отходы

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Функциональное назначение столов реализуется посредством наличия рабочей поверхности, прочность, устойчивость и долговечность которой, обеспечивается использованием материалов, устойчивых к воздействию реактивов, применяемых в практике лабораторий, и к систематическому применению дезинфицирующих средств.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО «БиоМебель» производит мебельные изделия в соответствии с

ТУ 32.50.30-002-50915213-2017 Изготовитель гарантирует высокое качество продукции.

На мебель предоставляется гарантия сроком

24 месяцев

со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный ремонт/замена распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприятия-изготовителя.

Гарантийный ремонт/замена не осуществляется:

- В случае нарушения правил эксплуатации
- Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта без акта экспертизы
- При обнаружении несанкционированных изменений в конструкции изделий.
- При преднамеренном повреждении, повреждении в результате стихийных бедствий, эксплуатации не по назначению, повреждении повышенной температурой и пр.

Срок эксплуатации изделия:


10 лет.

ОТМЕТКА О ПРИЕМКЕ:

Мебельное изделие:

Стол лабораторный на опорах;

По ТУ 32.50.30-002-50915213-2017

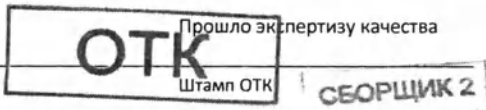

Упаковка и комплектацию произвел

Штамп упаковщика

Регистрация

РУ №ФСР 2011/10891. от 08.08.2018

ПРОДАВЕЦ

МП

Расшифровка подписи

Личная подпись


Дата продажи



ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

Стол� медицинские лабораторные по ТУ 32.50.30-002-50915213-2017

Вариант исполнения: Стол лабораторный однотоумбовый с дверцей

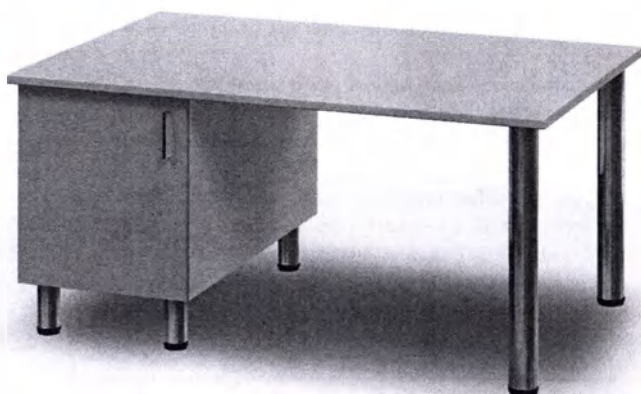

		Стол� медицинские лабораторные по ТУ 32.50.30-002-50915213-2017 Вариант исполнения: Стол лабораторный однотоумбовый с дверцей	
		ПУ №ФСР 2011/10891. от 08.08.2018 ТУ 32.50.30-002-50915213-2017	
Изготовитель: ООО "БиоМебель" Адрес: 197229, Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лахта, д.48, корп.4 лит.А		Серийный номер: -	
		Габар. Размеры: х х	
		Цвет корпуса:	
Сделано в России		Цвет фасадов: -	
Дата изготовления: 00.01.1900		Цвет кромок:	
		Столешица: ТРТ 1478/S	
		Гар. Срок:	24 мес.
		Срок службы:	10 лет

ИНГЖ 9428 819.002-01

Изготовитель: ООО «БиоМебель»

Адрес изготовителя: 197229 Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лахта, д. 48, корп. 4, лит. А

НАЗНАЧЕНИЕ

Столы медицинские лабораторные предназначены для оборудования медицинских лабораторий с целью размещения, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов при проведении лабораторных исследований. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Показания: Не применимо; Противопоказания: Запрещено использование не по назначению.

Возможные побочные действия: отсутствуют при применении по назначению.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Мебель должна эксплуатироваться в сухих и отапливаемых помещениях, имеющих вентиляцию, при температуре не ниже +10 °C и не выше +35°C при относительной влажности воздуха 45-70%, без резких перепадов температур и влажности
- Запрещается длительное воздействие источника тепла на поверхность из ЛДСП. Допускается кратковременное тепловое воздействие. Температура приборов, посуды, и прочих предметов, временно находящихся на поверхности из ЛДСП не должна превышать +100 °C. В остальных случаях должна использоваться теплоизоляционная подставка.
- Наружные поверхности столов устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или аналогичным дезинфицирующим средством, установленным для применения в конкретном лечебном учреждении, включенным в перечень дезинфицирующих средств, зарегистрированных в Российской Федерации.

Режимы дезинфекции

Название дезинфицирующего средства	Режим дезинфекции	
	Концентрация раствора, %	Время выдержки*, мин
Хлорамин	1	30
Перекись водорода с 0,5 % моющего средства («Прогресс», «Астра», «Айна», «Лотос», «Марина», Россия)	3	90

- Дезинфекцию проводят смоченной в растворе отжатой салфеткой путем протирания всех поверхностей мебели.
- Поверхность можно чистить с применением бытовых моющих средств.
- Для долговременного сохранения внешних характеристик поверхностей необходимо сразу после очистки, не дожидаясь полного высыхания, протереть очищенную поверхность чистой сухой х/б тканью.
- Не допускайте длительного воздействия влаги на незащищенные ламинированным покрытием поверхности, а также в местах стыков ламинированного покрытия и шпона. Не следует устанавливать мебель близко к сырým стенам, на влажные полы.
- Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов.
- Поверхность медицинской мебели необходимо беречь от механических повреждений во избежание появления царапин, вмятин, трещин.
- Распределяйте нагрузку на всю рабочую поверхность стола. Не допускайте превышения максимально допустимой распределенной нагрузки на изделие: 120 кг на 1 м² площади столешницы, и 10 кг на полку.


СБОРКА МЕБЕЛИ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Мебельные изделия поставляются в собранном виде. Сборки не требуется.

РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мебельные изделия не подлежат ремонту и техническому обслуживанию со стороны потребителя. В случае поломки или обнаружения дефекта, возникшего по вине изготовителя в течение гарантийного срока, необходимо оповестить Изготовителя для проведения гарантийного ремонта или замены детали (изделия).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

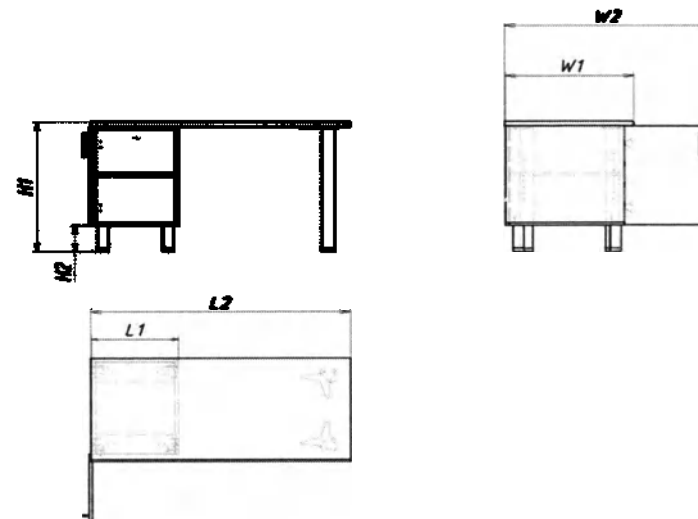

Габаритные размеры в мм:

Высота (H1)	Высота (H2)	Ширина (L1)	Ширина (L2)	Глубина (W1)	Глубина (W2)

табл. №1

Масса изделия в сборе, кг:

В таблице 1 указаны фактические габаритные размеры мебели, изготовленной в соответствии с требованиями Заказчика. Масса изделия является справочной величиной.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока эксплуатации необходимо оценить состояние изделия. За предельное состояние мебельного изделия принимается состояние, при котором стоимость восстановления их работоспособного состояния или внешнего вида превышает 50 % стоимости нового изделия. Если мебель не достигла своего предельного состояния, возможно дальнейшее использование мебели по назначению.

Утилизация мебельных изделий происходит методами промышленной переработки в соответствии с «СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А (безопасные).

Рекомендуется воспользоваться услугами вывоза старых мебельных изделий, для последующей транспортировки на станцию переработки.

Перед утилизацией рекомендуется разобрать мебель.

Код федерального классификационного

каталога отходов: - 4 04 290 99 51 4 отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные

Класс опасности отходов - IV малоопасные отходы

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Функциональное назначение столов реализуется посредством наличия в изделиях горизонтальных плоскостей (рабочей поверхности столов, надстроек), специальных приспособлений (вкладыши, модульные ящики и т.д.) для размещения медицинских изделий, реагентов, расходных материалов, образцов и лекарственных средств и разграничения полезного объема изделий, а также физического ограничения объема полезного пространства стенками изделий. Обеспечение устойчивости к нагрузкам и влиянию вредных и опасных производственных факторов ЛПУ, в том числе в условиях систематического применения дезинфицирующих средств, реализуется посредством применения специальных материалов изготовления. Ограничение доступа посторонних лиц обеспечивается наличием в ящиках и дверцах изделий замков с комплектами ключей (при необходимости). Подключение электрических приборов для стерилизации медицинских лабораторных со стеллажами обеспечивается (при необходимости) с помощью электрических кабелей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО «БиоМebel» производит мебельные изделия в соответствии с

ТУ 32.50.30-002-50915213-2017 Изготовитель гарантирует высокое качество продукции.

На мебель предоставляется гарантия сроком 24 месяцев

со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный ремонт/замена распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприятия-изготовителя.

Гарантийный ремонт/замена не осуществляется:

- В случае нарушения правил эксплуатации
- Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта без акта экспертизы
- При обнаружении несанкционированных изменений в конструкции изделий.
- При преднамеренном повреждении, повреждении в результате стихийных бедствий, эксплуатации не по назначению, повреждении повышенной температурой и пр.

Срок эксплуатации изделия:

10 лет.

ОТМЕТКА О ПРИЕМКЕ:

Мебельное изделие:

Стол лабораторный однотумбовый с дверцей;

По ТУ 32.50.30-002-50915213-2017

ОТК

пошло экспертизу качества

Упаковку и комплектацию изготовил _____

Штамп ОТК

СБОРЩИК 2

Регистрационное удостоверение

Штамп упаковщика

ПУ №ФСР 2011/10891. от 08.08.2018

ПРОДАВЕЦ

МП

Расшифровка подписи _____

Личная подпись

Дата продажи _____

БиоМebel

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Санкт-Петербург



ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

Стол� медицинские лабораторные

по ТУ 32.50.30-002-50915213-2017

Вариант исполнения: Стол лабораторный однотумбовый с выдвжными ящиками



		Столы медицинские лабораторные по ТУ 32.50.30-002-50915213-2017 Вариант исполнения: Стол лабораторный однотумбовый с выдвжными ящиками	
		РУ №ФСР 2011/10891. от 08.08.2018 ТУ 32.50.30-002-50915213-2017	
Изготовитель: ООО "БиоМebel" Адрес: 197229, Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лахта, д.48, корп.4 лит.А		Серийный номер: -	
		Габар. Размеры: х х	
		Цвет корпуса:	
Сделано в России		Цвет фасадов: -	
Дата изготовления: 00.01.1900		Цвет кромок:	
		Столешница: ТРТ 1478/5	
		Гар. Срок:	24 мес.
		Срок службы:	10 лет

ИНГЖ 9428 819.002-02

Изготовитель: ООО «БиоМebel»

Адрес изготовителя: 197229 Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лахта, д. 48, корп. 4, лит. А

НАЗНАЧЕНИЕ

Столы медицинские лабораторные предназначены для оборудования медицинских лабораторий с целью размещения, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов при проведении лабораторных исследований. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств. Показания: Не применимо; Противопоказания: Запрещено использование не по назначению. Возможные побочные действия: отсутствуют при применении по назначению.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Мебель должна эксплуатироваться в сухих и отапливаемых помещениях, имеющих вентиляцию, при температуре не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ и не выше $+35^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности воздуха 45-70%, без резких перепадов температур и влажности.
 - Запрещается длительное воздействие источника тепла на поверхность из ЛДСП. Допускается кратковременное тепловое воздействие. Температура приборов, посуды, и прочих предметов, временно находящихся на поверхности из ЛДСП не должна превышать $+100^{\circ}\text{C}$. В остальных случаях должна использоваться теплоизоляционная подставка.
 - Наружные поверхности столов устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или аналогичным дезинфицирующим средством, установленным для применения в конкретном лечебном учреждении, включенным в перечень дезинфицирующих средств, зарегистрированных в Российской Федерации.
- Режимы дезинфекции

Название дезинфицирующего средства	Режим дезинфекции	
	Концентрация раствора, %	Время выдержки*, мин
Хлорамин	1	30
Перекись водорода с 0,5 % моющего средства («Прогресс», «Астра», «Айна», «Лотос», «Маринка», Россия)	3	30

- Дезинфекцию проводят смоченной в растворе отжатой салфеткой путем протирания всех поверхностей мебели.
- Поверхность можно чистить с применением бытовых моющих средств.
- Для длительного сохранения внешних характеристик поверхностей необходимо сразу после очистки, не дожидаясь полного высыхания, протереть очищенную поверхность чистой сухой х/б тканью.
- Не допускайте длительного воздействия влаги на незащищенные ламинарированным покрытием поверхности, а также в местах стыков ламинарированного покрытия и шпона. Не следует устанавливать мебель близко к сырým стенам, на влажные полы.
- Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов.
- Поверхность медицинской мебели необходимо беречь от механических повреждений во избежание появления царапин, вмятин, трещин.
- Распределяйте нагрузку на всю рабочую поверхность стола. Не допускайте превышения максимально допустимой распределенной нагрузки на изделие: 120 кг на 1 м² площади столешницы, и 10 кг на полку.


СБОРКА МЕБЕЛИ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Мебельные изделия поставляются в собранном виде. Сборки не требуется.

РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мебельные изделия не подлежат ремонту и техническому обслуживанию со стороны потребителя. В случае поломки или обнаружения дефекта, возникшего по вине изготовителя в течение гарантийного срока, необходимо оповестить Изготовителя для проведения гарантийного ремонта или замены детали (изделия).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

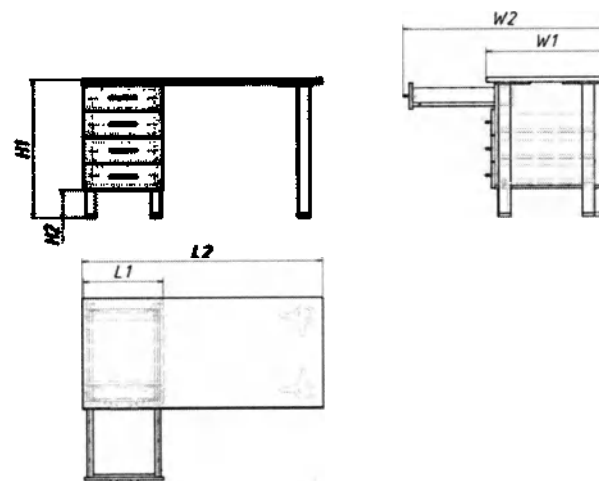

Габаритные размеры в мм:

Высота (H1)	Высота (H2)	Ширина (L1)	Ширина (L2)	Глубина (W1)	Глубина (W2)

табл. №1

Масса изделия в сборе, кг:

В таблице 1 указаны фактические габаритные размеры мебели, изготовленной в соответствии с требованиями Заказчика. Масса изделия является справочной величиной.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока эксплуатации необходимо оценить состояние изделия. За предельное состояние мебельного изделия принимается состояние, при котором стоимость восстановления их работоспособного состояния или внешнего вида превышает 50 % стоимости нового изделия. Если мебель не достигла своего предельного состояния, возможно дальнейшее использование мебели по назначению.

Утилизация мебельных изделий происходит методами промышленной переработки в соответствии с «СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А (безопасные).

Рекомендуется воспользоваться услугами вывоза старых мебельных изделий, для последующей транспортировки на станцию переработки.

Перед утилизацией рекомендуется разобрать мебель.

Код федерального классификационного

каталога отходов: - 4 04 290 99 51 4 отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытием несортированные

Класс опасности отходов - IV малопаспортные отходы

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Функциональное назначение столов реализуется посредством наличия в изделиях горизонтальных плоскостей (рабочей поверхности столов, надстроек), специальных приспособлений (ящики, модульные ящики и т.д.) для размещения медицинских изделий, реагентов, расходных материалов, образцов и лекарственных средств и регулирования полезного объема изделий, а также физического ограничения объема полезного пространства стенками изделий. Обеспечение устойчивости к нагрузкам и влиянию вредных и опасных производственных факторов ЛПУ, в том числе, в условиях систематического применения дезинфицирующих средств, реализуется посредством применения специальных материалов изготовления. Ограничение доступа посторонних лиц обеспечивается наличием в ящиках и дверцах изделий замков с комплектами ключей (при необходимости). Подключение электрических приборов для столов медицинских лабораторных со стеллажами обеспечивается (при необходимости) с помощью электрических проводников и соединителей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО «БиоМebel» производит мебельные изделия в соответствии с

ТУ 32.50.30-002-50915213-2017 Изготовитель гарантирует высокое качество продукции.

На мебель предоставляется гарантия сроком 24 месяцев

со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный ремонт/замена распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприятия-изготовителя.

Гарантийный ремонт/замена не осуществляется:

- В случае нарушения правил эксплуатации
- Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта без акта экспертизы
- При обнаружении несанкционированных изменений в конструкции изделий.
- При преднамеренном повреждении, повреждении в результате стихийных бедствий, эксплуатации не по назначению, повреждением повышенной температурой и пр.

Срок эксплуатации изделия: 10 лет.

ОТМЕТКА О ПРИЕМКЕ:

Мебельное изделие:

Стол лабораторный на опорах;

По ТУ 32.50.30-002-50915213-2017


Упаковка и комплектацию проверить

Регистрационное удостоверение

МП

Личная подпись

Дата продажи

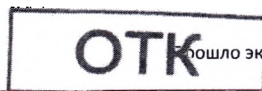

Пошло экспертизу качества

Штамп ОТК

СБОРЩИК 2

Штамп упаковщика

РУ №ФСР 2011/10891. от 08.08.2018

ПРОДАВЕЦ

Расшифровка подписи



ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

Столы медицинские лабораторные по ТУ 32.50.30-002-50915213-2017

Вариант исполнения: Стол лабораторный двухтумбовый с выдвижными ящиками и дверцами



	Столы медицинские лабораторные по ТУ 32.50.30-002-50915213-2017 Вариант исполнения: Стол лабораторный двухтумбовый с выдвижными ящиками и дверцами	
	ПУ №ФСР 2011/10891. от 08.08.2018 ТУ 32.50.30-002-50915213-2017	
Изготовитель: ООО «БиоМebel» Адрес: 197229, Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лекта, д.48, корп.4 лит.А	Серийный номер: -	
	Габер. Размеры: X X	
Сделано в России	Цвет корпуса:	
	Цвет фасадов: -	
Дата изготовления:	Цвет кромок:	
	Столярная: ТР 1478/5	
00.01.1900	Гар. Срок: 24 мес.	
	Срок службы: 10 лет	

ИНЖ 9428 819.002-03

Изготовитель: ООО «БиоМebel»

Адрес изготовителя: 197229 Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лекта, д. 48, корп. 4, лит. А

НАЗНАЧЕНИЕ

Столы медицинские лабораторные предназначены для оборудования медицинских лабораторий с целью размещения, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов при проведении лабораторных исследований. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств. Показания: Не применимо; Противопоказания: Запрещено использование не по назначению. Возможные побочные действия: отсутствуют при применении по назначению.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Мебель должна эксплуатироваться в сухих и отапливаемых помещениях, имеющих вентиляцию, при температуре не ниже +10 °C и не выше +35 °C при относительной влажности воздуха 45-70%, без резких перепадов температур и влажности
 - Запрещается длительное воздействие источника тепла на поверхность из ЛДСП. Допускается кратковременное тепловое воздействие. Температура приборов, посуды, и прочих предметов, находящихся на поверхности из ЛДСП не должна превышать +100 °C. В остальных случаях должна использоваться теплоизоляционная подставка.
 - Наружные поверхности столов устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или аналогичным дезинфицирующим средством, установленным для применения в конкретном лечебном учреждении, включенными в перечень дезинфицирующих средств, зарегистрированных в Российской Федерации.
- Режимы дезинфекции

Название дезинфицирующего средства	Режим дезинфекции	
	Концентрация раствора, %	Время выдержки*, мин
Хлорамин	1	30
Перекись водорода с 0,5 % моющего средства («Прогресс», «Астра», «Айна», «Лотос», «Маринка», Россия)	3	80

- Дезинфекцию проводят смоченной в растворе отжатой салфеткой путем протирания всех поверхностей мебели.
- Поверхности можно чистить с применением бытовых моющих средств.
- Для длительного сохранения внешних характеристик поверхностей необходимо сразу после очистки, не дожидаясь полного высыхания, протереть очищенную поверхность чистой сухой х/б тканью.
- Не допускайте длительного воздействия влаги на незащищенные ламинированным покрытием поверхности, а также в местах стыков ламинированного покрытия и шпона. Не следует устанавливать мебель близко к сырým стенам, на влажные полы.
- Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов.
- Поверхность медицинской мебели необходимо беречь от механических повреждений во избежание появления царапин, вмятин, трещин.
- Распределяйте нагрузку на всю рабочую поверхность стола. Не допускайте превышения максимально допустимой распределенной нагрузки на изделие: 120 кг на 1 м² площади столешницы, и 10 кг на полку.


СБОРКА МЕБЕЛИ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Мебельные изделия поставляются в собранном виде. Сборки не требуется.

РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мебельные изделия не подлежат ремонту и техническому обслуживанию со стороны потребителя. В случае поломки или обнаружения дефекта, возникшего по вине изготовителя в течение гарантийного срока, необходимо оповестить Изготовителя для проведения гарантийного ремонта или замены детали (изделия).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

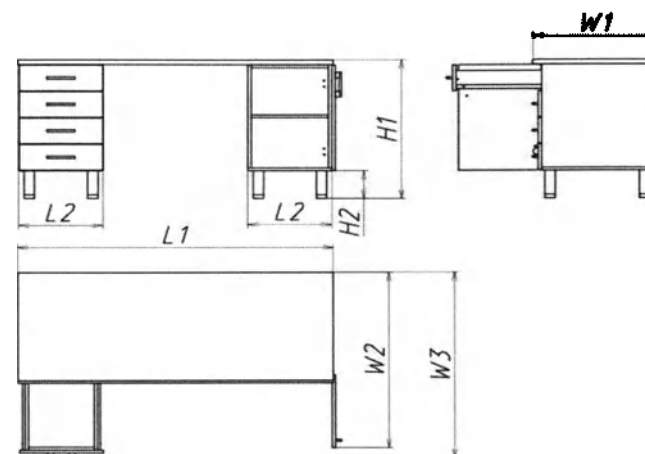

Габаритные размеры в мм:

Высота (H1)	Высота (H2)	Ширина (L1)	Ширина (L2)	Глубина (W1)	Глубина (W2)

табл. №1

Масса изделия в сборе, кг:

В таблице 1 указаны фактические габаритные размеры мебели, изготовленной в соответствии с требованиями Заказчика. Масса изделия является справочной величиной.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока эксплуатации необходимо оценить состояние изделия. За предельное состояние мебельного изделия принимается состояние, при котором стоимость восстановления из работоспособного состояния или внешнего вида превышает 50 % стоимости нового изделия. Если мебель не достигла своего предельного состояния, возможно дальнейшее использование мебели по назначению.

Утилизация мебельных изделий происходит методами промышленной переработки в соответствии с «СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А (безопасные).

Рекомендуется воспользоваться услугами вывоза старых мебельных изделий, для последующей транспортировки на станцию переработки.

Перед утилизацией рекомендуется разобрать мебель.

Код федерального классификационного

каталога отходов: - 4 04 290 99 51 4 отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные

Класс опасности отходов - IV малопасные отходы

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Функциональное назначение стола реализуется посредством наличия в изделии горизонтальных плоскостей (рабочей поверхности столов, надстроек), специальных при-способлений (вклады, модульные ящики и т.д.) для размещения медицинских изделий, реагентов, расходных материалов, образцов и лекарственных средств и разграничения полезного объема изделий, а также физического ограничения объема полезного пространства стенками изделий. Обеспечение устойчивости к нагрузкам и влиянию вредных и опасных производственных факторов ЛПУ, в том числе, в условиях систематического применения дезинфицирующих средств, реализуется посредством применения специальных материалов изготовления. Ограничение доступа посторонних лиц обеспечивается наличием в ящиках и дверцах изделий замков с комплектами ключей (при необходимости). Подключение электрических приборов для столов медицинских лабораторных со стеллажами обеспечивается (при необходимости) с помощью электрических проводников

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО «БиоМебель» производит мебельные изделия в соответствии с

ТУ 32.50.30-002-50915213-2017

Изготовитель гарантирует высокое качество продукции.

На мебель предоставляется гарантия сроком

24 месяцев

со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный ремонт/замена распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприятия-изготовителя.

Гарантийный ремонт/замена не осуществляется:

- В случае нарушения правил эксплуатации
- Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта без акта экспертизы
- При обнаружении несанкционированных изменений в конструкции изделий.
- При преднамеренном повреждении, повреждении в результате стихийных бедствий, эксплуатации не по назначению, повреждении повышенной температурой и пр.

Срок эксплуатации изделия:

10 лет.

ОТМЕТКА О ПРИЕМКЕ:

Мебельное изделие: Стол лабораторный двухтумбовый с выдвижными ящиками и дверцами;

По ТУ 32.50.30-002-50915213-2017

ОТК

пошло экспертизу качества

СБОРЩИК 2

Штамп ОТК

Упаковка комплектация произведена

Штамп упаковщика

Регистрационное удостоверение

ПУ №ФСР 2011/10891. от 08.08.2018

ПРОДАВЕЦ

МП

Расшифровка подписи

Личная подпись

Дата продажи



ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

Столы медицинские лабораторные по ТУ 32.50.30-002-50915213-2017

Вариант исполнения: Стол лабораторный трехтумбовый с выдвижными ящиками и дверцами



		Столы медицинские лабораторные по ТУ 32.50.30-002-50915213-2017	
		Вариант исполнения: Стол лабораторный трехтумбовый с выдвижными ящиками и дверцами	
Изготовитель: ООО «БиоМебель» Адрес: 197229, Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лахта, д.48, корп.4 лит.А		ПУ №ФСР 2011/10891. от 08.08.2018	
		ТУ 32.50.30-002-50915213-2017	
		Серийный номер: -	
Сделано в России		Габар. Размеры:	х х
		Цвет корпуса:	
		Цвет фасадов:	-
Дата изготовления: 00.01.1900		Цвет кромок:	
		Столешница:	ТРГ 1478/5
		Гар. Срок:	24 мес.
		Срок службы:	10 лет

ИНГЖ 9428 819.002-04

Изготовитель: ООО «БиоМебель»

Адрес изготовителя: 197229 Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лахта, д. 48, корп. 4, лит. А

НАЗНАЧЕНИЕ

Столы медицинские лабораторные предназначены для оборудования медицинских лабораторий с целью размещения, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов при проведении лабораторных исследований. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств.

Показания: Не применимо; Противопоказания: Запрещено использование не по назначению.

Возможные побочные действия: отсутствуют при применении по назначению.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Мебель должна эксплуатироваться в сухих и отапливаемых помещениях, имеющих вентиляцию, при температуре не ниже +10 °C и не выше +35 °C при относительной влажности воздуха 45-70%, без резких перепадов температур и влажности
 - Запрещается длительное воздействие источника тепла на поверхность из ЛДСП. Допускается кратковременное тепловое воздействие. Температура приборов, посуды, и прочих предметов, временно находящихся на поверхности из ЛДСП не должна превышать +100 °C. В остальных случаях должна использоваться теплоизоляционная подставка.
 - Наружные поверхности столов устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или аналогичным дезинфицирующим средством, установленным для применения в конкретном лечебном учреждении, включенным в перечень дезинфицирующих средств, зарегистрированных в Российской Федерации.
- Режимы дезинфекции

Название дезинфицирующего средства	Режим дезинфекции	
	Концентрация раствора, %	Время выдержки ^а , мин
Хлорамин	1	30
Перекись водорода с 0,5 % моющего средства («Прогресс», «Астра», «Айна», «Лотос», «Маринка», Россия)	3	80

- Дезинфекцию проводят смоченной в растворе отжатой салфеткой путем протирания всех поверхностей мебели.
- Поверхность можно чистить с применением бытовых моющих средств.
- Для длительного сохранения внешних характеристик поверхностей необходимо сразу после очистки, не дожидаясь полного высыхания, протереть очищенную поверхность чистой сухой х/б тканью.
- Не допускайте длительного воздействия влаги на незащищенные ламинированным покрытием поверхности, а также в местах стыков ламинированного покрытия и шпона. Не следует устанавливать мебель близко к сырým стенам, на влажные полы.
- Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов.
- Поверхность медицинской мебели необходимо беречь от механических повреждений во избежание появления царапин, вмятин, трещин.
- Распределяйте нагрузку на всю рабочую поверхность стола. Не допускайте превышения максимально допустимой распределенной нагрузки на изделие: 120 кг на 1 м² площади столешницы, и 10 кг на полку.


СБОРКА МЕБЕЛИ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Мебельные изделия поставляются в собранном виде. Сборки не требуется.

РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мебельные изделия не подлежат ремонту и техническому обслуживанию со стороны потребителя. В случае поломки или обнаружения дефекта, возникшего по вине изготовителя в течение гарантийного срока, необходимо оповестить Изготовителя для проведения гарантийного ремонта или замены детали (изделия).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

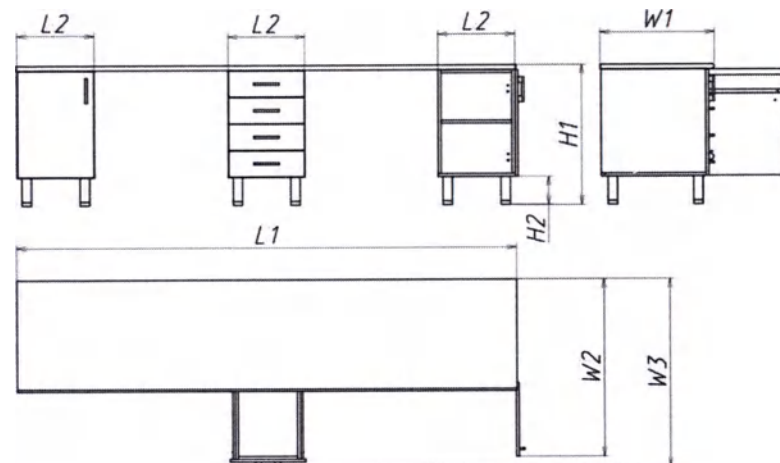

Габаритные размеры в мм:

Высота (H1)	Высота (H2)	Ширина (L1)	Ширина (L2)	Глубина (W1)	Глубина (W2)	Глубина (W3)

табл. №1

Масса изделия в сборе, кг:

В таблице 1 указаны фактические габаритные размеры мебели, изготовленной в соответствии с требованиями Заказчика. Масса изделия является справочной величиной.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока эксплуатации необходимо оценить состояние изделия. За предельное состояние мебельного изделия принимается состояние, при котором стоимость восстановления их работоспособного состояния или внешнего вида превышает 50 % стоимости нового изделия. Если мебель не достигла своего предельного состояния, возможно дальнейшее использование мебели по назначению.

Утилизация мебельных изделий происходит методами промышленной переработки в соответствии с «СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А (безопасные).

Рекомендуется воспользоваться услугами вывоза старых мебельных изделий, для последующей транспортировки на станцию переработки.

Перед утилизацией рекомендуется разобрать мебель.

Код федерального классификационного

каталога отходов: - 4 04 290 99 51 4 отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные

Класс опасности отходов - IV малоопасные отходы

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Функциональное назначение столов реализуется посредством наличия в изделиях горизонтальных плоскостей (рабочей поверхности столов, надстроек), специальных приспособлений (вклады, модульные листы и т.д.) для размещения медицинских изделий, реагентов, расходных материалов, образцов и лекарственных средств и разграничения полезного объема изделий, а также физического ограничения объема полезного пространства стенками изделий. Обеспечение устойчивости к нагрузкам и влиянию вредных и опасных производственных факторов ЛПУ, в том числе, в условиях систематического применения дезинфицирующих средств, реализуется посредством применения специальных материалов изготовления. Ограничение доступа посторонних лиц обеспечивается наличием в ящиках и дверцах изделий замков с комплектами ключей (при необходимости). Подключение электрических приборов для столов медицинских лабораторных со стеллажами обеспечивается (при необходимости) с помощью электрических проводников и

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО «БиоМебель» производит мебельные изделия в соответствии с

ТУ 32.50.30-002-50915213-2017

Изготовитель гарантирует высокое качество продукции.

На мебель предоставляется гарантия сроком

24 месяца

со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный ремонт/замена распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприятия-изготовителя.

Гарантийный ремонт/замена не осуществляется:

- В случае нарушения правил эксплуатации
- Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта без акта экспертизы
- При обнаружении несанкционированных изменений в конструкции изделий.
- При преднамеренном повреждении, повреждении в результате стихийных бедствий, эксплуатации не по назначению, повреждении повышенной температурой и пр.

Срок эксплуатации изделий:

10 лет.

ОТМЕТКА О ПРИЕМКЕ:

Мебельное изделие: Стол лабораторный трехкубовый с выдвижными ящиками и дверцами;

По ТУ 32.50.30-002-50915213-2017

ОТК

Прошло экспертизу качества

Упаковка и комплектацию

Штамп упаковщика

Регистр

БиоМебель
для документов

ПУ №ФСР 2011/10891. от 08.08.2018

ПРОДАВЕЦ

МП

Расшифровка подписи


Дата продажи



ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

Стол� медицинские лабораторные по ТУ 32.50.30-002-50915213-2017

Вариант исполнения: Стол лабораторный островной с настольным стеллажем

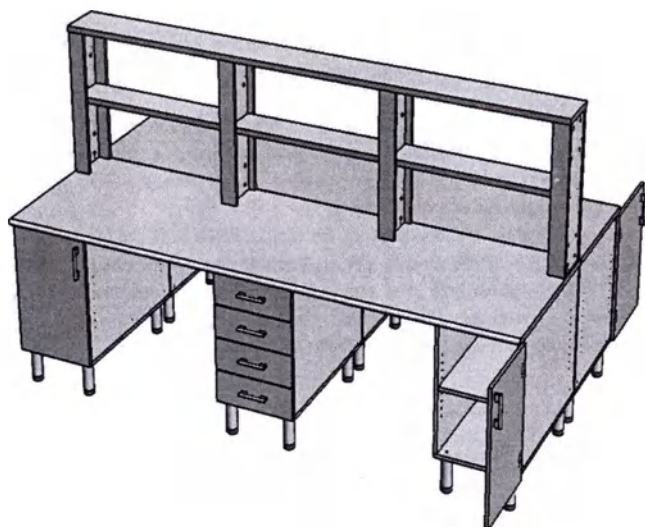

		Стол� медицинские лабораторные по ТУ 32.50.30-002-50915213-2017 Вариант исполнения: Стол лабораторный островной с настольным стеллажем	
		РУ №ФСР 2011/10891. от 08.08.2018 ТУ 32.50.30-002-50915213-2017	
Изготовитель: ООО "БиоМebel" Адрес: 197229, Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лахта, д.48, корп.4 лит.А		Серийный номер: -	
		Габар. Размеры: X X	
		Цвет корпуса:	
Сделано в России		Цвет фасадов: -	
		Цвет кромок:	
		Столешница: ТРТ 1478/5	
Дата изготовления:		Гар. Срок:	24 мес.
		Срок службы:	10 лет

ИНГЖ 9428 819.002-06

Изготовитель: ООО «БиоМebel»

Адрес изготовителя: 197229 Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лахта, д. 48, корп. 4, лит. А

НАЗНАЧЕНИЕ

Столы медицинские лабораторные предназначены для оборудования медицинских лабораторий с целью размещения, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов при проведении лабораторных исследований. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств. Показания: Не применимо; Противопоказания: Запрещено использование не по назначению. Возможные побочные действия: отсутствуют при применении по назначению.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Мебель должна эксплуатироваться в сухих и отапливаемых помещениях, имеющих вентиляцию, при температуре не ниже +10 °C и не выше +35°C при относительной влажности воздуха 45-70%, без резких перепадов температур и влажности.
 - Запрещается длительное воздействие источника тепла на поверхность из ЛДСП. Допускается кратковременное тепловое воздействие. Температура приборов, посуды, и прочих предметов, временно находящихся на поверхности из ЛДСП не должна превышать +100 °C. В остальных случаях должна использоваться теплоизоляционная подставка.
 - Наружные поверхности столов устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или аналогичным дезинфицирующим средством, установленным для применения в конкретном лечебном учреждении, включенным в перечень дезинфицирующих средств, зарегистрированных в Российской Федерации.
- Режимы дезинфекции

Название дезинфицирующего средства	Режим дезинфекции	
	Концентрация раствора, %	Время выдержки*, мин
Хлорамин	1	30
Перекись водорода с 0,5 % моющего средства («Прогресс», «Астра», «Айна», «Лотос», «Мармекс», Россия)	3	90

- Дезинфекцию проводят смоченной в растворе отжатой салфеткой путем протирания всех поверхностей мебели.
- Поверхности можно чистить с применением бытовых моющих средств.
- Для длительного сохранения внешних характеристик поверхностей необходимо сразу после очистки, не дожидаясь полного высыхания, протереть очищенную поверхность чистой сухой х/б тканью.
- Не допускайте длительного воздействия влаги на незащищенные ламинарированным покрытием поверхности, а также в местах стыков ламинарированного покрытия и шпона. Не следует устанавливать мебель близко к сырным стенам, на влажные полы.
- Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов.
- Поверхность медицинской мебели необходимо беречь от механических повреждений во избежание появления царапин, вмятин, трещин.
- Распределите нагрузку на всю рабочую поверхность стола. Не допускайте превышения максимально допустимой распределенной нагрузки на изделие: 120 кг на 1 м² площади столешницы, и 10 кг на полку.


СБОРКА МЕБЕЛИ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Мебельные изделия поставляются в собранном виде. Сборки не требуется.

РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мебельные изделия не подлежат ремонту и техническому обслуживанию со стороны потребителя. В случае поломки или обнаружения дефекта, возникшего по вине изготовителя в течение гарантийного срока, необходимо оповестить Изготовителя для проведения гарантийного ремонта или замены детали (изделия).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

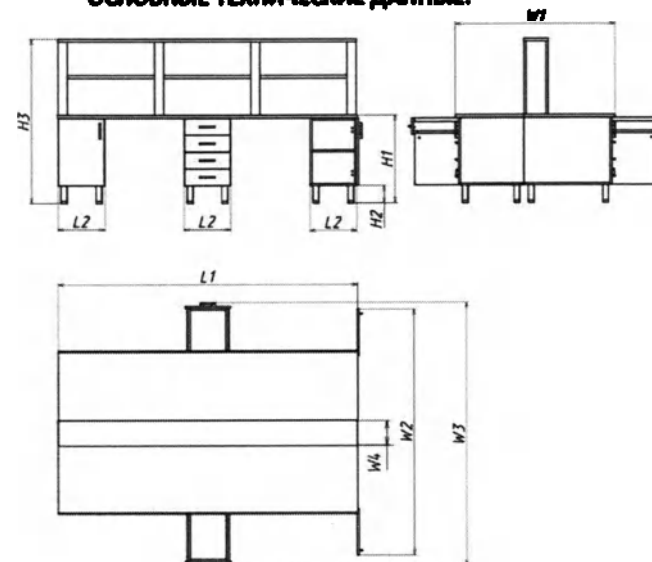

Габаритные размеры в мм:

Высота (H1)	Высота (H2)	Ширина (L1)	Ширина (L2)	Глубина (W1)	Глубина (W2)	Глубина (W3)	Глубина (W4)

табл. №1

Масса изделия в сборе, кг:

В таблице 1 указаны фактические габаритные размеры мебели, изготовленной в соответствии с требованиями Заказчика. Масса изделия является справочной величиной.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока эксплуатации необходимо оценить состояние изделия. За предельное состояние мебельного изделия принимается состояние, при котором стоимость восстановления их работоспособного состояния или внешнего вида превышает 50 % стоимости нового изделия. Если мебель не достигла своего предельного состояния, возможно дальнейшее использование мебели по назначению. Утилизация мебельных изделий происходит методами промышленной переработки в соответствии с «СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А (безопасные).

Рекомендуется воспользоваться услугами вывоза старых мебельных изделий, для последующей транспортировки на станцию переработки.

Перед утилизацией рекомендуется разобрать мебель.

Код федерального классификационного

каталога отходов: - 4 04 290 99 51 4 отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные

Класс опасности отходов - IV малоопасные отходы

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Функциональное назначение столов реализуется посредством наличия в изделиях горизонтальных плоскостей (рабочей поверхности столов, надстроек), специальных приспособлений (вклады, модульные ящики и т.д.) для размещения медицинских изделий, реагентов, расходных материалов, образцов и лекарственных средств и разграничения полезного объема изделий, а также физического ограничения объема полезного пространства стенками изделий. Обеспечение устойчивости к нагрузкам и влиянию вредных и опасных производственных факторов ЛПУ, в том числе, в условиях систематического применения дезинфицирующих средств, реализуется посредством применения специальных материалов изготовления. Ограничение доступа посторонних лиц обеспечивается наличием в ящиках и дверцах изделий замков с комплектами ключей (при необходимости). Подключение электрических приборов для столов медицинских лабораторных со стеллажами обеспечивается (при необходимости) с помощью электрических проводников и соединителей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО «БиоМebel» производит мебельные изделия в соответствии с

ТУ 32.50.30-002-50915213-2017

Изготовитель гарантирует высокое качество продукции.

На мебель предоставляется гарантия сроком

24 месяцев

со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный ремонт/замена распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприятия-изготовителя.

Гарантийный ремонт/замена не осуществляется:

- В случае нарушения правил эксплуатации
- Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта без акта экспертизы
- При обнаружении несанкционированных изменений в конструкции изделий.
- При преднамеренном повреждении, повреждении в результате стихийных бедствий, эксплуатации не по назначению, повреждении повышенной температурой и пр.

Срок эксплуатации изделия:

10 лет.

ОТМЕТКА О ПРИЕМКЕ:

Мебельное изделие:

Стол лабораторный островной с настольным стеллажем;

По ТУ 32.50.30-002-50915213-2017

Упаковку и комплектацию проверить

Регистрационное удостоверение

МП

Личная подпись

Дата продажи

ОТК

Прошло экспертизу качества

Штамп ОТК

СБОРЩИК 2

Штамп упаковщика

ПУ №ФСР 2011/10891. от 08.08.2018

ПРОДАВЕЦ


Расшифровка подписи



ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

Столы медицинские лабораторные по ТУ 32.50.30-002-50915213-2017

Вариант исполнения: Стол лабораторный пристенный с настольным стеллажом

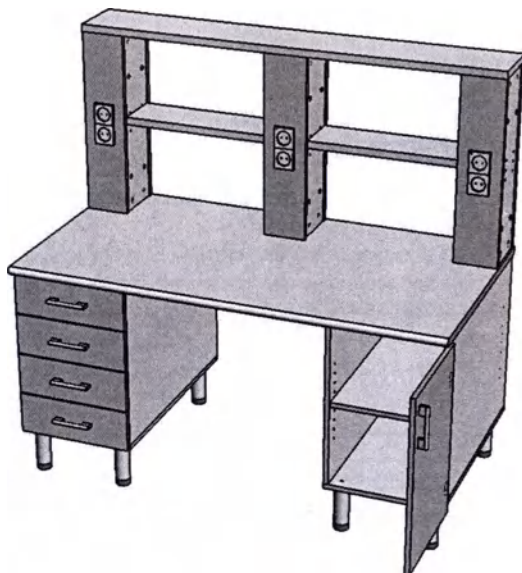

		Столы медицинские лабораторные по ТУ 32.50.30-002-50915213-2017 Вариант исполнения: Стол лабораторный пристенный с настольным стеллажом ПУ МеФСТ 2011/10891 от 06.08.2018 ТУ 32.50.30-002-50915213-2017	
Изготовитель: ООО «БиоМebel» Адрес: 197229, Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лакта, д.48, корп.4 лит.А		Серийный номер: -	
Сделано в России		Габр. Размеры: X X	
Дата изготовления:		Цвет корпуса:	
ЕАС		Цвет фасадов: -	
ИНГЖ 9428 819.002-07		Цвет краски:	
Адрес изготовителя: 197229 Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лакта, д. 48, корп. 4, лит. А		Стойки/полки: ТПУ 1478/5	
Гар. Срок: 24 мес.		Срок службы: 10 лет	

ИНГЖ 9428 819.002-07

Изготовитель: ООО «БиоМebel»

Адрес изготовителя: 197229 Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лакта, д. 48, корп. 4, лит. А

НАЗНАЧЕНИЕ

Столы медицинские лабораторные предназначены для оборудования медицинских лабораторий с целью размещения, медицинского оборудования и инструментов, реактивов, диагностических реагентов и расходных материалов при проведении лабораторных исследований. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к систематическому применению дезинфицирующих средств. Показания: Не применимо; Противопоказания: Запрещено использование не по назначению. Возможные побочные действия: отсутствуют при применении по назначению.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Мебель должна эксплуатироваться в сухих и отапливаемых помещениях, имеющих вентиляцию, при температуре не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ и не выше $+35^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности воздуха 45-70%, без резких перепадов температур и влажности
- Запрещается длительное воздействие источника тепла на поверхность из ЛДСП. Допускается кратковременное тепловое воздействие. Температура приборов, посуды, и прочих предметов, временно находящихся на поверхности из ЛДСП не должна превышать $+100^{\circ}\text{C}$. В остальных случаях должна использоваться теплоизоляционная подставка.
- Наружные поверхности столов устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или аналогичным дезинфицирующим средством, установленным для применения в конкретном лечебном учреждении, включенным в перечень дезинфицирующих средств, зарегистрированных в Российской Федерации.

Режимы дезинфекции


Название дезинфицирующего средства	Режим дезинфекции	
	Концентрация раствора, %	Время выдержки*, мин
Хлорамин	1	30
Перекись водорода с 0,5 % моющего средства («Прогресс», «Астра», «Айна», «Лотос», «Маричка», Россия)	3	80

- Дезинфекцию проводят смоченной в растворе отжатой салфеткой путем протирания всех поверхностей мебели.
- Поверхность можно чистить с применением бытовых моющих средств.
- Для длительного сохранения внешних характеристик поверхностей необходимо сразу после очистки, не дожидаясь полного высыхания, протереть очищенную поверхность чистой сухой х/б тканью.
- Не допускайте длительного воздействия влаги на незащищенные ламинированным покрытием поверхности, а также в местах стыков ламинированного покрытия и шпока. Не следует устанавливать мебель близко к сырým стенам, на влажные полы.
- Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов.
- Поверхность медицинской мебели необходимо беречь от механических повреждений во избежание появления царапин, вмятин, трещин.
- Распределите нагрузку на всю рабочую поверхность стола. Не допускайте превышения максимально допустимой распределенной нагрузки на изделие: 120 кг на 1 м² площади столешницы, и 10 кг на полку.

РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мебельные изделия не подлежат ремонту и техническому обслуживанию со стороны потребителя. В случае поломки или обнаружения дефекта, возникшего по вине изготовителя в течение гарантийного срока, необходимо оповестить Изготовителя для проведения гарантийного ремонта или замены деталей.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

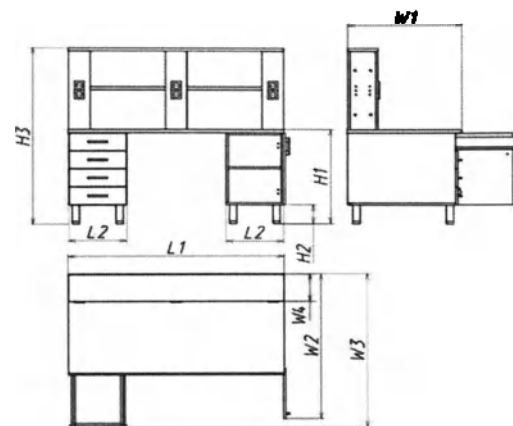

Габаритные размеры в мм:

Высота (H1)	Высота (H2)	Ширина (L1)	Ширина (L2)	Глубина (W1)	Глубина (W2)	Глубина (W3)	Глубина (W4)

табл. №1

Масса изделия в сборе, кг:

В таблице 1 указаны фактические габаритные размеры мебели, изготовленной в соответствии с требованиями Заказчика. Масса изделия является справочной величиной.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока эксплуатации необходимо оценить состояние изделия. За предельное состояние мебельного изделия принимается состояние, при котором стоимость восстановления их работоспособного состояния или внешнего вида превышает 50 % стоимости нового изделия. Если мебель не достигла своего предельного состояния, возможно дальнейшее использование мебели по назначению.

Утилизация мебельных изделий происходит методами промышленной переработки в соответствии с «СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А (безопасные).

В настоящем документе прошито и пронумеровано _____ лист 8
Директор ООО «БиоМebel»
Кононенко М.В.

Рекомендуется воспользоваться услугами вывоза ст
транспортировки на станцию переработки.
Перед утилизацией рекомендуется разобрать мебель.
Код федерального классификационного
каталога отходов: - 4 04 290 99 51 4 отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные
Класс опасности отходов - IV малоопасные отходы



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Функциональное назначение столов реализуется посредством наличия в изделиях горизонтальных плоскостей (рабочей поверхности столов, надстроек), специальных при-способлений (вкладки, модульные ящики и т.д.) для размещения медицинских изделий, реагентов, расходных материалов, образцов и лекарственных средств и разграничения полезного объема изделий, а также физического ограничения объема полезного пространства стенками изделий. Обеспечение устойчивости к нагрузкам и влиянию вредных и опасных производственных факторов ЛПУ, в том числе, в условиях систематического применения дезинфицирующих средств, реализуется посредством применения специальных материалов изготовления. Ограничение доступа посторонних лиц обеспечивается наличием в ящиках и дверцах изделий замков с комплектами ключей (при необходимо-сти). Подключение электрических приборов для столов медицинских лабораторных со стеллажами обеспечивается (при необходимости) с помощью электрических проводников и соединителей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО «БиоМebel» производит мебельные изделия в соответствии с

ТУ 32.50.30-002-50915213-2017 Изготовитель гарантирует высокое качество продукции. 24 месяцев

На мебель предоставляется гарантия сроком
со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный ремонт/замена распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприятия-изготовителя.

Гарантийный ремонт/замена не осуществляется:

- В случае нарушения правил эксплуатации
- Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта без акта экспертизы
- При обнаружении несанкционированных изменений в конструкции изделий.
- При преднамеренном повреждении, повреждении в результате стихийных бедствий, эксплуатации не по назначению, повреждении повышенной температурой и пр.

Срок эксплуатации изделия:

10 лет.

ОТМЕТКА О ПРИЕМКЕ:

Мебельное изделие:

Стол лабораторный пристенный с настольным стеллажем;

По ТУ 32.50.30-002-50915213-2017

ОТК

Прошло экспертизу качества

СЕРТИФИКАТ 2

Штамп ОТК

Упаковку и комплектацию произвел

Штамп упаковщика

Регистрация и прием

РУ №ФСР 2011/10891. от 08.08.2018

ПРОДАВЕЦ

МП

Расшифровка подписи

Личная подпись

Дата продажи