


УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «СибАкадемТехнологии»


П.А. Самойлов
«05» февраля 2024 г.
М.П.

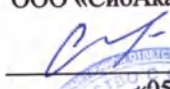

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ЧАШКА ПЕТРИ ПОЛИМЕРНАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ И НЕВЕНТИЛИРУЕМАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ ПО ТУ 22.29.29-005-72241324-2023 В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

Версия 1 от «05» февраля 2024 г.

1. Общие сведения: настоящая Инструкция по применению распространяется на медицинское изделие **Чашка Петри полимерная вентилируемая и невентилируемая однократного применения стерильная по ТУ 22.29.29-005-72241324-2023 в вариантах исполнения** (см. Приложение 1).

(далее по тексту – чашки Петри, или изделие)

2. Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «СибАкадемТехнологии» (ООО «СибАкадемТехнологии»), 630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 16, офис 354-1.
Сайт: www.sovteh2012.ru; телефон: +7 (383) 363-77-10; адрес электронной почты: sat@sovteh2012.ru.

3. Назначение: чашка Петри полимерная, стерильная для культивирования аэробных микроорганизмов (чашка Петри вентилируемая) и культивирования анаэробных микроорганизмов (чашка Петри невентилируемая) на время инкубации, обработки и анализа биологических образцов человека при проведении *in vitro* диагностики. Изделие одноразового использования. Применяется в лабораторных условиях в качестве вспомогательного средства для диагностики *in vitro*.

4. Функциональное назначение: вспомогательное медицинское изделие для диагностики *in vitro*.

5. Область применения: клиническая лабораторная диагностика, бактериология, медицинская микробиология.

6. Предназначенные потребители медицинского изделия: сотрудники клинической лабораторной диагностики: врачи клинической лабораторной диагностики, медицинские микробиологи, бактериологи, биологи, медицинские лабораторные технологи, медицинские техники, лаборанты.

7. Показания к применению: культивирование аэробных микроорганизмов (чашка Петри вентилируемая) и культивирование анаэробных микроорганизмов (чашка Петри невентилируемая), помещение внутрь чашки Петри микроорганизмов на время инкубации, обработки и анализа.

8. Противопоказания: при использовании специально обученным персоналом и с учетом применения по назначению противопоказания не выявлены.

9. Возможные побочные действия: при использовании специально обученным персоналом и с учетом применения по назначению побочные действия не выявлены.

10. Описание и принцип действия медицинского изделия:

Чашка Петри представляет собой стерильное изделие, имеющее форму круглой или квадратной неглубокой чашки заданных размеров с одной или несколькими секциями, в которую помещают микробиологическую культуру на время инкубации, обработки и анализа. Идеально ровная поверхность внутри основания способствует равномерному распределению агара или других питательных сред. Загрязнение высевной на питательную среду культуры посторонними микроорганизмами воздуха предотвращается с помощью крышки.

Чашка Петри изготавливается бесцветной из полистирола высокого качества, имеющего высокую степень прозрачности, благодаря которой можно легко контролировать весь процесс проводимого исследования или происходящей реакции, не открывая крышку.

Наличие вентиляционных выступов у чашки Петри вентилируемой препятствует плотному прилеганию крышки к основанию и способствуют воздухообмену. Чашка Петри вентилируемая используется при культивировании аэробных микроорганизмов, Чашка Петри невентилируемая при культивировании – анаэробных.

Метод стерилизации изделия радиационный. Изделие только для однократного применения. Не содержит ДНКаз / РНКаз, ДНК человека и ингибиторов ПЦР.

11. Класс потенциального риска применения медицинского изделия – 1 в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации.

12. Вид контакта: не контактирует с пациентом. Контакт с персоналом через средства индивидуальной защиты – перчатки.

13. Техническое обслуживание и ремонт: медицинское изделие для однократного применения и не подлежит техническому обслуживанию и ремонту.

14. Технические характеристики

Чашка Петри должна быть стерильной. Метод стерилизации радиационный.

Чашка Петри должна быть устойчива к воздействию климатических факторов по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 – при транспортировании и хранении температура воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С. Относительная влажность воздуха до 80 %.

Чашка Петри должна быть устойчива к механическим воздействиям при транспортировании. Выдерживать при вибрационных нагрузках диапазон частот 10-55 Гц при амплитуде перемещения 0,15 мм.

Чашка Петри при эксплуатации должна быть термически устойчива и выдерживать перепад температур от минус 10 °С до плюс 80 °С.

На поверхности чашки Петри допускаются неглубокие царапины, малозаметные риски, следы от выхода воздуха от формирующего инструмента. Не допускаются дефекты по ГОСТ 24105: заусенцы, вздутия, недопрессовка, раковины, трещины, сколы, следы течи, наплывы, искаженная геометрия или волнистость, отверстия, острые края, изломы, вмятины, царапины. Кромки должны быть ровными, без технологических дефектов и механических повреждений. Облой должен быть удален.

На поверхности чашки Петри не допускаются загрязнения, не смываемые водой.

Чашка Петри изготавливается бесцветной из полистирола.

Чашка Петри должна быть упакована в пленку в количестве внутри потребительской упаковки 1/10/20 шт.

Чашка Петри не должна содержать ДНКаз / РНКаз, ДНК человека и ингибиторов ПЦР.

Срок годности чашки Петри должен быть 5 лет с даты изготовления, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленными в ТУ 22.29.29-005-72241324-2023.

15. Комплектность

Комплектность должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ТУ 22.29.29-005-72241324-2023 и условиями заказа.

Вариант комплекта поставки устанавливается по согласованию с заказчиком. Варианты комплекта поставки соответствуют приведенному перечню в **Приложении 1** настоящей Инструкции по применению.

16. Маркировка

Маркировка должна соответствовать требованиям ТУ 22.29.29-005-72241324-2023, ГОСТ Р ИСО 18113-1 и ГОСТ Р ИСО 18113-3, а применяемые символы – ГОСТ Р ИСО 15223-1.

Маркировка наносится на этикетку или непосредственно на упаковку типографским способом, возможен комбинированный вариант.

Маркировка потребительской упаковки должна содержать:

	Графическое изображение символа
- наименование медицинского изделия	-
- наименование варианта исполнения	-
- номер и дата регистрационного удостоверения	-
- сведения об изготовителе: наименование юридического лица и адрес, с символом «Изготовитель»	
- количество чашек Петри	-
- дата изготовления в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц, ГГГГ – год, с символом «Дата изготовления»	
- срок годности в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц, ГГГГ – год	-

- код партии в формате ХХММГГ, где ХХ – внутренний порядковый номер партии, ММ – месяц, ГГ – последние цифры года производства, с символом «Код партии»	
- номер по каталогу, с символом «Номер по каталогу»	
- условия хранения	-
- символ «Радиационная стерилизация»	
- символ «Запрет на повторное применение»	
- символ «Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению»	
- символ «Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде»	
- символ «Медицинское изделие для диагностики in vitro»	
- логотип / товарный знак изготовителя (при наличии)	-

Маркировка транспортной упаковки должна содержать:

	Графическое изображение символа
- наименование медицинского изделия	-
- наименование варианта исполнения	-
- номер и дата регистрационного удостоверения	-
- сведения об изготовителе: наименование юридического лица и адрес, с символом «Изготовитель»	
- количество упаковок с чашками Петри	-
- дата изготовления в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц, ГГГГ – год, с символом «Дата изготовления»	
- срок годности в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц, ГГГГ – год	-
- условия хранения и транспортирования	-
- код партии в формате ХХММГГ, где ХХ – внутренний порядковый номер партии, ММ – месяц, ГГ – последние цифры года производства, с символом «Код партии»	
- номер по каталогу, с символом «Номер по каталогу»	
- масса брутто	-
- символ «Медицинское изделие для диагностики in vitro»	
- символ «Не допускать воздействия солнечного света»	
- символ «Не допускать воздействия влаги»	
- символ «Хрупкое, обращаться осторожно»	
- символ «Вверх»	
- логотип / товарный знак изготовителя (при наличии)	-

Примечание: Данные массы брутто допускается выполнять от руки или с помощью клише.

17. Упаковка

Упаковка должна быть выполнена в соответствии с требованиями ТУ 22.29.29-005-72241324-2023 и ГОСТ ISO 11607-1.

Упаковка должна защищать чашку Петри от загрязнений, внешних механических и климатических воздействий при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении на протяжении всего срока годности.

Чашка Петри, перед тем как быть сгруппированной и упакованной в транспортную упаковку, упаковывается в потребительскую упаковку.

Потребительская упаковка должна быть запаяна таким образом, чтобы она не могла быть вскрыта без нарушения целостности упаковки.

Транспортная упаковка представляет собой коробку из микрофруктокартона Т-24 Е ГОСТ 7376 / ГОСТ Р 52901 и (или) ящик из гофрированного картона производства ЗАО «Болотнинская гофротара» / ООО «ПромупакНовосибирск», Россия.

Транспортная упаковка должна быть оклеена лентой по ГОСТ 20477 / ГОСТ 18251, чтобы она не могла быть вскрыта без нарушения целостности упаковки.

18. Транспортирование и хранение

Транспортирование должно проводиться всеми видами крытого транспорта с соблюдением температурного диапазона. Размещение коробок с изделиями в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств. Изделия должны отгружаться и перевозиться в оригинальной транспортной упаковке.

Хранение осуществляется в заводской упаковке в крытом вентилируемом сухом темном помещении на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В помещении не должно быть паров летучих веществ. Транспортирование и хранение осуществляется при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности не более 80 %.

19. Указания по эксплуатации и утилизации

Перед применением медицинского изделия необходимо ознакомиться с **мерами предосторожности**:

- все работы должны производиться в средствах индивидуальной защиты;
- не использовать изделия после истечения срока годности;
- не использовать в случае повреждения упаковки и/или самого изделия;
- не использовать повторно – только для однократного применения;
- не использовать не по назначению. Запрещается использовать для любых других целей, кроме предусмотренных в инструкции по применению;
- не использовать не в заявленном производителем температурном режиме;
- использовать только для *in vitro* диагностики (в лабораторных условиях).

После ознакомления медицинское изделие:

- освободить от упаковки;
- применить по назначению. Изделие при эксплуатации термически устойчиво и выдерживает перепад температур от минус 10 °С до плюс 80 °С;
- после применения – утилизировать.

Чашка Петри полимерная вентилируемая и невентилируемая однократного применения стерильная по ТУ 22.29.29-005-72241324-2023 в вариантах исполнения является одноразовым медицинским изделием и не подвергается повторному использованию, техническому обслуживанию, ремонту и должна утилизироваться надлежащим образом.

Неиспользованное, пришедшее в негодность, с истекшим сроком годности изделие утилизируется в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса А, установленными СанПиН 2.1.3684-21.

Использованное изделие утилизируется в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684-21.

Уничтожение осуществляется организациями, имеющими соответствующую лицензию, на специально оборудованных площадках, полигонах и в помещениях в соответствии с требованиями, предусмотренными существующими Федеральными законами, с соблюдением обязательных требований по охране окружающей среды, при использовании методов, согласованных с территориальными органами, ответственными за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

20. Гарантии производителя и сведения о рекламациях

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 22.29.29-005-72241324-2023 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения на весь срок годности, при условии, что упаковка не повреждена.

Производитель гарантирует безопасность медицинского изделия, отсутствие недопустимого риска и причинения вреда жизни, здоровью человека и окружающей среде при использовании изделия по назначению и при соблюдении мер безопасности, предусмотренных производителем.

Срок годности – 5 лет с даты изготовления, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленными в ТУ 22.29.29-005-72241324-2023 / настоящей Инструкции по применению.

По вопросам, касающимся качества медицинского изделия, обращаться к изготовителю ООО «СибАкадемТехнологии» по адресу: 630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 16, офис 354-1; тел.: +7 (383) 363-77-10; e-mail: sat@sovtech2012.ru; сайт: www.sovtech2012.ru.

21. Перечень стандартов национальных и межгосударственных

ГОСТ Р ИСО 18113-1-2015 Медицинские изделия для диагностики *in vitro* информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования

ГОСТ Р ИСО 18113-3-2015 Медицинские изделия для диагностики *in vitro* информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 3. Инструменты для диагностики *in vitro* для профессионального применения

ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023 Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования

ГОСТ ISO 11607-1-2018 Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам.

Приложение 1

Чашка Петри полимерная вентилируемая и невентилируемая однократного применения стерильная по ТУ 22.29.29-005-72241324-2023 в вариантах исполнения

Вариант исполнения 1. Чашка Петри Ø 35 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP35V-1/S, в составе:

- 1.1. Чашка Петри Ø 35 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP35V-1/S – 600 упаковок по 1 чашке;
- 1.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 2. Чашка Петри Ø 35 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP35V-10/S, в составе:

- 2.1. Чашка Петри Ø 35 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP35V-10/S – 60 упаковок по 10 чашек;
- 2.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 3. Чашка Петри Ø 35 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP35V-20/S, в составе:

- 3.1. Чашка Петри Ø 35 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP35V-20/S – 30 упаковок по 20 чашек;
- 3.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 4. Чашка Петри Ø 55 мм, с сеткой, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP55VS-1/S, в составе:

- 4.1. Чашка Петри Ø 55 мм, с сеткой, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP55VS-1/S – 600 упаковок по 1 чашке;
- 4.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 5. Чашка Петри Ø 55 мм, с сеткой, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP55VS-10/S, в составе:

- 5.1. Чашка Петри Ø 55 мм, с сеткой, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP55VS-10/S – 60 упаковок по 10 чашек;
- 5.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 6. Чашка Петри Ø 55 мм, с сеткой, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP55VS-20/S, в составе:

- 6.1. Чашка Петри Ø 55 мм, с сеткой, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP55VS-20/S – 30 упаковок по 20 чашек;
- 6.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 7. Чашка Петри Ø 60 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP60V-1/S, в составе:

- 7.1. Чашка Петри Ø 60 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP60V-1/S – 600 упаковок по 1 чашке;
- 7.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 8. Чашка Петри Ø 60 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP60V-10/S, в составе:

- 8.1. Чашка Петри Ø 60 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP60V-10/S – 60 упаковок по 10 чашек;
- 8.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 9. Чашка Петри Ø 60 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP60V-20/S, в составе:

- 9.1. Чашка Петри Ø 60 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP60V-20/S – 30 упаковок по 20 чашек;
- 9.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 10. Чашка Петри Ø 90 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP901V-1/S, в составе:

- 10.1. Чашка Петри Ø 90 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP901V-1/S – 600 упаковок по 1 чашке;
- 10.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 11. Чашка Петри Ø 90 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP901V-10/S, в составе:

- 11.1. Чашка Петри Ø 90 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP901V-10/S – 60 упаковок по 10 чашек;
- 11.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 12. Чашка Петри Ø 90 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP901V-20/S, в составе:

12.1. Чашка Петри Ø 90 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP901V-20/S – 30 упаковок по 20 чашек;

12.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 13. Чашка Петри Ø 90 мм, вентилируемая (вид 2), бесцветная, артикул: DP902V-1/S, в составе:

13.1. Чашка Петри Ø 90 мм, вентилируемая (вид 2), бесцветная, артикул: DP902V-1/S – 600 упаковок по 1 чашке;

13.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 14. Чашка Петри Ø 90 мм, вентилируемая (вид 2), бесцветная, артикул: DP902V-10/S, в составе:

14.1. Чашка Петри Ø 90 мм, вентилируемая (вид 2), бесцветная, артикул: DP902V-10/S – 60 упаковок по 10 чашек;

14.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 15. Чашка Петри Ø 90 мм, вентилируемая (вид 2), бесцветная, артикул: DP902V-20/S, в составе:

15.1. Чашка Петри Ø 90 мм, вентилируемая (вид 2), бесцветная, артикул: DP902V-20/S – 30 упаковок по 20 чашек;

15.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 16. Чашка Петри Ø 90 мм, с 2 секциями, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP90V2-1/S, в составе:

16.1. Чашка Петри Ø 90 мм, с 2 секциями, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP90V2-1/S – 600 упаковок по 1 чашке;

16.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 17. Чашка Петри Ø 90 мм, с 2 секциями, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP90V2-10/S, в составе:

17.1. Чашка Петри Ø 90 мм, с 2 секциями, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP90V2-10/S – 60 упаковок по 10 чашек;

17.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 18. Чашка Петри Ø 90 мм, с 2 секциями, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP90V2-20/S, в составе:

18.1. Чашка Петри Ø 90 мм, с 2 секциями, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP90V2-20/S – 30 упаковок по 20 чашек;

18.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 19. Чашка Петри Ø 90 мм, с 3 секциями, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP90V3-1/S, в составе:

19.1. Чашка Петри Ø 90 мм, с 3 секциями, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP90V3-1/S – 600 упаковок по 1 чашке;

19.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 20. Чашка Петри Ø 90 мм, с 3 секциями, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP90V3-10/S, в составе:

20.1. Чашка Петри Ø 90 мм, с 3 секциями, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP90V3-10/S – 60 упаковок по 10 чашек;

20.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 21. Чашка Петри Ø 90 мм, с 3 секциями, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP90V3-20/S, в составе:

21.1. Чашка Петри Ø 90 мм, с 3 секциями, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP90V3-20/S – 30 упаковок по 20 чашек;

21.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 22. Чашка Петри Ø 90 мм, с 4 секциями, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP90V4-1/S, в составе:

22.1. Чашка Петри Ø 90 мм, с 4 секциями, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP90V4-1/S – 600 упаковок по 1 чашке;

22.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 23. Чашка Петри Ø 90 мм, с 4 секциями, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP90V4-10/S, в составе:

23.1. Чашка Петри Ø 90 мм, с 4 секциями, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP90V4-10/S – 60 упаковок по 10 чашек;

23.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 24. Чашка Петри Ø 90 мм, с 4 секциями, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP90V4-20/S, в составе:

24.1. Чашка Петри Ø 90 мм, с 4 секциями, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP90V4-20/S – 30 упаковок по 20 чашек;

24.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 25. Чашка Петри Ø 100 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP100V-1/S, в составе:

25.1. Чашка Петри Ø 100 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP100V-1/S – 600 упаковок по 1 чашке;

25.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 26. Чашка Петри Ø 100 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP100V-10/S, в составе:

26.1. Чашка Петри Ø 100 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP100V-10/S – 60 упаковок по 10 чашек;

26.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 27. Чашка Петри Ø 100 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP100V-20/S, в составе:

27.1. Чашка Петри Ø 100 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP100V-20/S – 30 упаковок по 20 чашек;

27.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 28. Чашка Петри Ø 150 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP150V-1/S, в составе:

28.1. Чашка Петри Ø 150 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP150V-1/S – 600 упаковок по 1 чашке;

28.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 29. Чашка Петри Ø 150 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP150V-10/S, в составе:

29.1. Чашка Петри Ø 150 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP150V-10/S – 60 упаковок по 10 чашек;

29.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 30. Чашка Петри Ø 150 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP150V-20/S, в составе:

30.1. Чашка Петри Ø 150 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DP150V-20/S – 30 упаковок по 20 чашек;

30.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 31. Чашка Петри квадратного типа 65×65 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DPK65V-1/S, в составе:

31.1. Чашка Петри квадратного типа 65×65 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DPK65V-1/S – 600 упаковок по 1 чашке;

31.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 32. Чашка Петри квадратного типа 65×65 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DPK65V-10/S, в составе:

32.1. Чашка Петри квадратного типа 65×65 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DPK65V-10/S – 60 упаковок по 10 чашек;

32.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 33. Чашка Петри квадратного типа 65×65 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DPK65V-20/S, в составе:

33.1. Чашка Петри квадратного типа 65×65 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DPK65V-20/S – 30 упаковок по 20 чашек;

33.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 34. Чашка Петри квадратного типа 120×120 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DPK120V-1/S, в составе:

34.1. Чашка Петри квадратного типа 120×120 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DPK120V-1/S – 600 упаковок по 1 чашке;

34.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 35. Чашка Петри квадратного типа 120×120 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DPK120V-10/S, в составе:

35.1. Чашка Петри квадратного типа 120×120 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DPK120V-10/S – 60 упаковок по 10 чашек;

35.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 36. Чашка Петри квадратного типа 120×120 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DPK120V-20/S, в составе:

36.1. Чашка Петри квадратного типа 120×120 мм, вентилируемая, бесцветная, артикул: DPK120V-20/S – 30 упаковок по 20 чашек;

36.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 37. Чашка Петри Ø 90 мм, невентилируемая, бесцветная, артикул: DP902N-1/S, в составе:

37.1. Чашка Петри Ø 90 мм, невентилируемая, бесцветная, артикул: DP902N-1/S – 600 упаковок по 1 чашке;

37.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 38. Чашка Петри Ø 90 мм, невентилируемая, бесцветная, артикул: DP902N-10/S, в составе:

38.1. Чашка Петри Ø 90 мм, невентилируемая, бесцветная, артикул: DP902N-10/S – 60 упаковок по 10 чашек;

38.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 39. Чашка Петри Ø 90 мм, невентилируемая, бесцветная, артикул: DP902N-20/S, в составе:

39.1. Чашка Петри Ø 90 мм, невентилируемая, бесцветная, артикул: DP902N-20/S – 30 упаковок по 20 чашек;

39.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 40. Чашка Петри Ø 120 мм, невентилируемая, бесцветная, артикул: DP120N-1/S, в составе:

40.1. Чашка Петри Ø 120 мм, невентилируемая, бесцветная, артикул: DP120N-1/S – 600 упаковок по 1 чашке;

40.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 41. Чашка Петри Ø 120 мм, невентилируемая, бесцветная, артикул: DP120N-10/S, в составе:

41.1. Чашка Петри Ø 120 мм, невентилируемая, бесцветная, артикул: DP120N-10/S – 60 упаковок по 10 чашек;

41.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Вариант исполнения 42. Чашка Петри Ø 120 мм, невентилируемая, бесцветная, артикул: DP120N-20/S, в составе:

42.1. Чашка Петри Ø 120 мм, невентилируемая, бесцветная, артикул: DP120N-20/S – 30 упаковок по 20 чашек;

42.2. Инструкция по применению – 1 шт.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 8 (*восемь*) листах
Директор ООО «СибАкадемТехнологии»



[Signature]

П.А. Самойлов