

«Утверждаю»

Генеральный директор
ООО «Тантек»



А.В. Дёмшин

200__ г.

Инструкция по применению «Рабочий стол с нижней вытяжной системой»

Рабочий стол с нижней вытяжной системой предназначен для работы врача-гистолога связанной с обработкой тканей и проведением вырезки в патологоанатомических и судебно-медицинских отделениях моргов.

Распаковка и расположение механизмов

Производитель рекомендует провести распаковку стола, сразу после его прибытия, чтобы проверить, что все цело и нет повреждений во время транспортировки. Поврежденный стол не может, ни при каких обстоятельствах, быть возвращен изготовителю без предварительного письменного предупреждения и без письменного согласия изготовителя.

Установка

Стол устанавливается на ровную, горизонтальную поверхность пола.

Незначительные неровности пола можно исправить регулирующимися ножками.

Горизонтальность установки проверьте при помощи уровня.


Подключение горячей и холодной воды

Отвинтите винт в нижней стороне столешницы стола в месте установки, формалинового насоса. Удалите панель. Все водные коммуникации стола уже установлены. Соедините выводы стола с подведенными к месту установки трубами. Шланг горячей воды помечен красным цветом.

Проверьте плотность мест соединений до закрытия крышки.

Наверху установлен смеситель, проверьте его работу.



Установка дополнительных принадлежностей

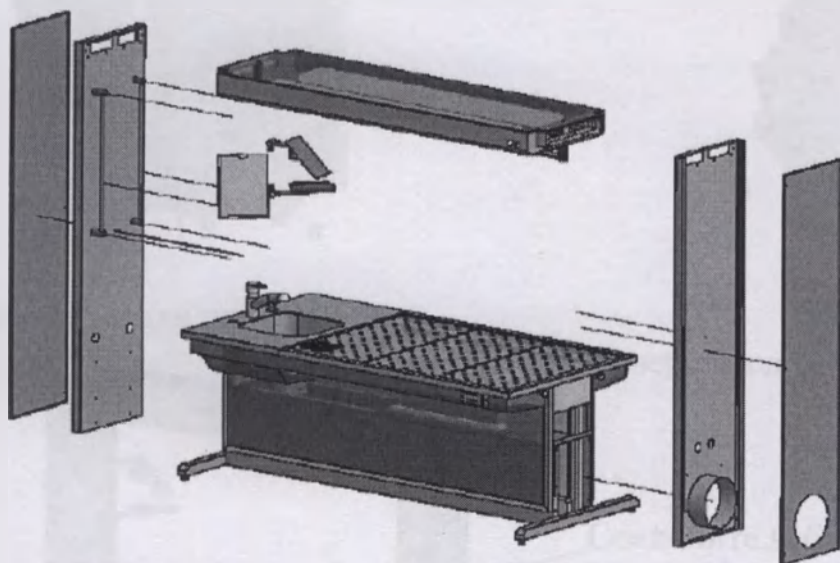

После установки стола на место установите правую и левую панели и зафиксируйте их. Закройте боковые панели и зафиксируйте 6-ю винтами. После установки проверьте горизонтальность стола и при необходимости восстановите горизонтальность при помощи ножек.


Внимание:

Проверьте горизонтальность стола –перекос конструкции не допустим.

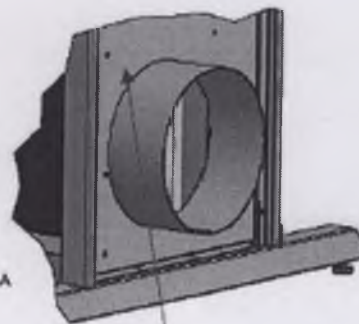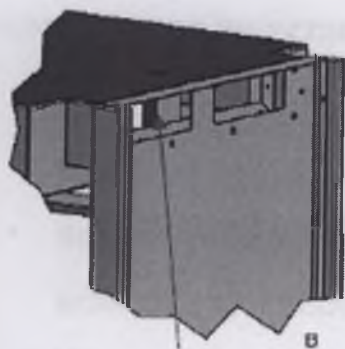


Отверстия для проводов

Отверстия для винтов

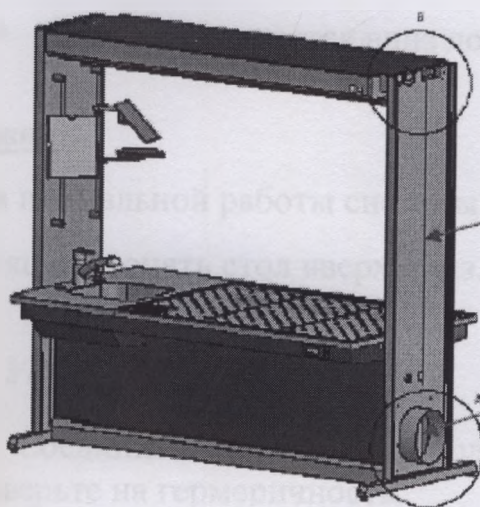

Соедините кабель и затем закройте крышкой.

Соединитель вытяжки

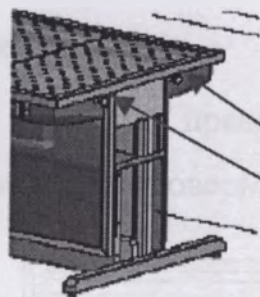

После установки проверьте на обеих сторонах стола регулировочные винты. Между панелями и винтами должен быть зазор не более 0,1 мм.

Рекомендации по установке:

- Выключите главный выключатель
 - Удерживаете переключатель вниз на панели управления
 - Включите главный выключатель (держите кнопку внизу во время включения) и подождите около 2-х секунд
- На контрольной панели появиться "In d"
- Снова нажмите кнопку вниз
 - Стол перемещается вниз до самого низкого положения.

Важно:


Для нормальной работы системы регулировки необходимо раз в месяц прогонять стол вверх-вниз.

Установка канализации

Соедините канализацию стола с общей канализационной системой и проверьте на герметичность.

Установка электропроводки

Вставьте кабель в разъем на правой стороне стола. Соедините кабель с электропитанием. Пожалуйста проверьте: подходит только 220 В и 50 Гц.

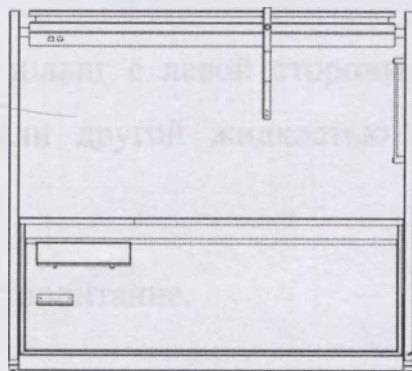


Электро-разъем

Установка вентиляции

Соедините вывод вытяжки стола с вытяжкой лаборатории. Проверьте надежность фиксации.

Установите контроллер скорости вытяжки недалеко от стола. Пожалуйста проверьте: подходит только 220 В и 50 Гц Hz

Установка формалинового насоса.

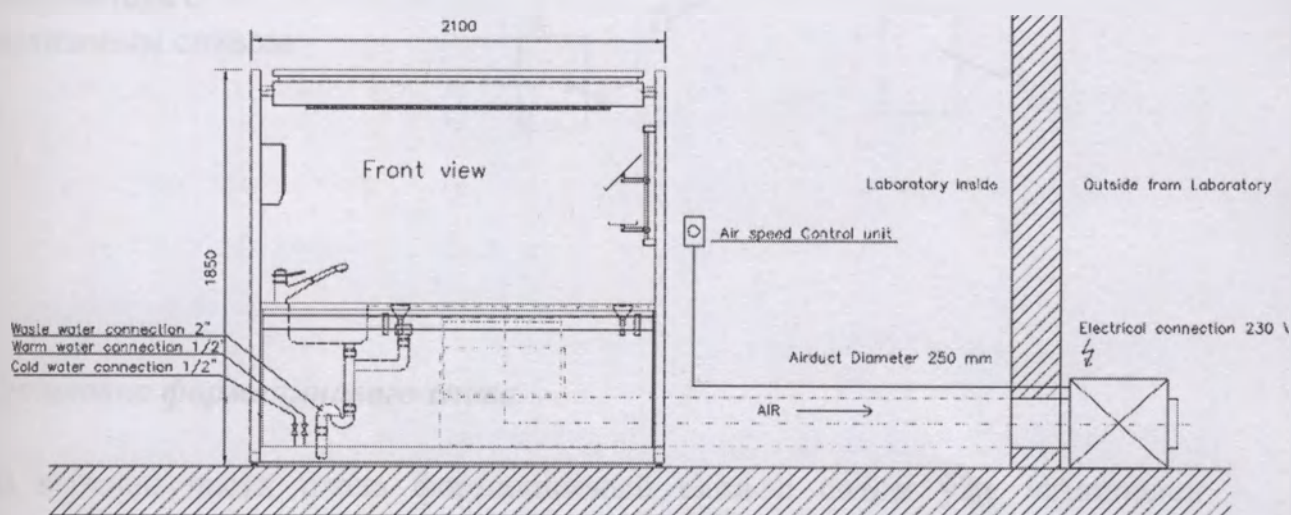

Место для насоса находится под столом. Соедините шланг с правой стороны насоса с трубкой под верхней частью стола – с надписью "Свежий формалин" (Этот шланг идет в формалиновый резервуар.

Соедините другой шланг с левой стороны насоса с резервуаром со свежим формалином или другой жидкостью которую вы собираетесь использовать.

Подсоедините электропитание.

Пожалуйста проверьте: подходит только 220 В и 50 Гц Hz

Насос готов к использованию и приводиться в действие ножным выключателем.

Исключительный представитель в России ООО «Тантек» (495)5063818 office@tantec.ru www.tantec.ru

Нажатие ноги приводит в действие насос.

Главный выключатель

Выключатель освещения

Формалиновый слив с


ситом

Соединитель с

насосом

Соединитель с

формалиновым сливом

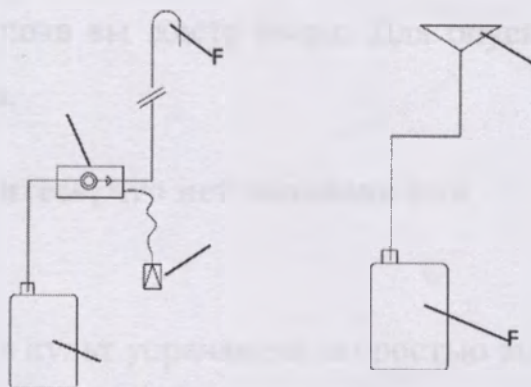

Установка формалинового слива

На верхней части стола формалиновый слив с ситом уже установлен.

Трубопровод проходит через стол с надписью слив формалина.

Соедините шланг с контейнером для слива формалина, если вы его экономите или с канализационным сливом.

Руководство по использованию

Включите стол при помощи главного выключателя наверху стола – загорится красный свет.

Используя пульт IR-управления нажмите кнопку с двойной кнопкой вверх. Стол будет подниматься пока вы ждете вверх. Для опускания стола нажмите кнопку со стрелкой вниз.

Перед регулировкой стола убедитесь, что нет человека или предметов в зоне регулировки.

Включите вытяжку используя пульт управления скоростью вытяжки.

Откройте кран смесителя для постоянного смыва под рабочей поверхностью. Откройте не полностью, немного.

Используйте встроенное освещение когда это необходимо при помощи выключателя.

После завершения работы проведите очистку стола теплой водой с чистящими веществами.

Не забудьте выключить кран после работы.

Станция не требует обслуживания, но для хорошей работы необходимо проводить регулярную проверку раз в три месяца:

- Плавное движение всех подвижных частей
- Проверяйте затяжку винтов
- Проверяйте соединения воды и канализации на герметичность
- Очищайте стол с чистящими средствами

Эксклюзивный представитель в России ООО «Тантек» (495)5063818 office@tantec.ru www.tantec.ru

Это обязательно для контактов под столом.

Используйте стол только по назначению и не используйте для:

- Транспортировки людей
- Поднятия чего-либо
- Использования для поддержки и фиксации чего-либо
- Использования как грузоподъемного механизма

Упаковка обеспечивает защиту стола от внешних воздействий при транспортировании и при погрузочно-разгрузочных работах.

Стол должен храниться в сухом чистом помещении, при комнатной температуре, по возможности быть защищен от коррозий и воздействия ультрафиолетовых излучений.