

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Росздравнадзора

от _____ 20__ г. № _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН

«Медгамал» НИИЭМ

им. Н.Ф. Гамалеи РАМН)



А.Л.Гинцбург

200__ г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов для приготовления питательных сред
(«Мясной экстракт»)

Набор реагентов «Мясной экстракт», (далее по тексту - набор) представляет собой прозрачную или незначительно опалесцирующую жидкость от жёлтого до светло-коричневого цвета, возможно наличие небольшого осадка.

Мясной экстракт получают путем варки в дистиллированной воде мясного фарша (говяжьего) с последующим фильтрованием и стерилизацией.

Мясной экстракт стерилен, готов к применению.

1. Назначение. Мясной экстракт является субстанцией для производства бактериологических питательных сред.

2. Форма выпуска. Набор расфасован по 400 или по 200 мл в стеклянные бутылки.

3. Меры предосторожности

При работе с набором реагентов следует соблюдать требования данной инструкции по применению.

4. Способ применения.

Перед использованием снять алюминиевый колпачок с бутылки с мясным экстрактом и добавить его в изготавливаемую среду согласно рецептуре.

5. Условия хранения и транспортирования. Набор реагентов транспортируют в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 8 °С.




Хранить набор реагентов необходимо в герметично закрытой упаковке, в защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8 °С в соответствии с СП 3.3.2.1248 – 03.

6. Срок годности 6 мес. Набор с истекшим сроком годности не применять.

Рекламации на качество набора в течение срока годности следует направлять в адрес предприятия-изготовителя: НИИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи РАМН (Филиал «Медгамал» НИИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи РАМН); Россия, 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18; тел. (499)193-30-50, (499)190-44-59; факс (499)190-66-71.

Заместитель директора Филиала «Медгамал»

НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН

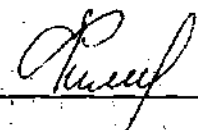 Филиппова Н.Е.
« » 200 г.


«СОГЛАСОВАНО»

Зав. кафедрой клинической

Лабораторной диагностики

«РМАПО Росздрава»

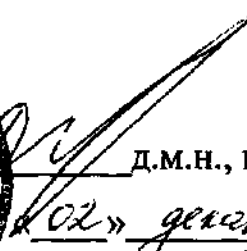

 д.м.н., профессор Долгов В.В.
«02» декабря 2009 г.

Подпись В.В. Долгов
удостоверяю: специалист по
кадровой работе ГОУ ДПО
РМАПО Росздрава
подпись Л.В. Мельникова

